

SEC2020 スペクトロメーターシステム
ユーザーズガイド
～ソフトウェア編～



Document Version: 2.5.0




Last Revision: July, 2019

目次

1.	スペクトラスマートについて	6
2.	基本システムスペック	7
3.	スペクトラスマートのインストール	8
	インストール前の準備	8
	スペクトラスマートソフトウェアのインストール	8
	デバイスドライバーのインストール	11
4.	スペクトラスマートのアンインストール	13
5.	スペクトラスマートの使用開始	14
	スペクトラスマートの起動	14
	デバイス一覧	17
	デバイスの詳細情報	17
6.	スペクトル測定	19
	測定する前に	19
	スペクトル測定の設定	19
	スペクトル一覧	22
	可視スペクトルを表示しない	22
	データ取得設定の変更	24
	グラフツールバーボタン	27
	グラフスケール調整ボタン	27
	その他のツールバーボタン	35
	スペクトルデータの数値を表示する	35
	グラフにマーキングする	37
	統計情報	42
	スムージング処理	43
	ピーク値の表示	45
	現在のスペクトル図を保存	47
	保存したスペクトル曲線を読み込む	56
	個々のスペクトル曲線の削除	60
	スペクトルの印刷とプレビュー	61
	光源制御	63
	スペクトルスキャンインターバル	64

自動的に積算時間を設定する	65
ダークスペクトルの設定	66
FWHM	66
スペクトルデータをクリップボードにコピー	67
ワンショット	69
測定図を閉じる	69
一度にすべての測定図を閉じる	70
7. ストリップチャート（特定波長での経時的測定）	71
ストリップチャートの設定	71
グラフツールバーボタン	77
グラフスケール調整ボタン	78
記録設定ボタン	79
その他のツールバーボタン	82
ストリップチャートの保存	82
保存したストリップチャートを読み込む	82
個々のストリップチャート曲線を削除	82
ストリップチャートの印刷と印刷プレビュー	82
8. 吸光度測定	84
吸光度の測定条件設定と測定	84
抽出したスペクトル曲線を調べる	95
グラフツールバーボタン	97
リファレンススペクトあるいはダークスペクトルを再設定する	101
現在の吸光度測定を保存	102
保存した吸光度スペクトルを読み込む	103
吸光度測定の個々のスペクトル曲線の削除	103
吸光度測定スペクトルの印刷と印刷プレビュー	103
9. 透過率測定	104
透過率の測定条件設定と測定	104
抽出したスペクトル曲線を調べる	117
色情報を調べる	119
色度図を調べる	121
グラフツールバーボタン	124
現在の透過率測定を保存	126
保存した透過率スペクトルを読み込む（並びに色情報を計算）	126

透過率測定	127
透過率測定スペクトルの印刷と印刷プレビュー	127
10. 反射率測定	128
反射率の測定条件設定と測定	128
抽出したスペクトル曲線を調べる	142
色情報を調べる	144
CIE 色度図を調べる	144
グラフツールバーボタン	144
現在の反射率測定を保存	144
保存した反射率スペクトルを読み込む（並びに色情報を計算）	145
反射率測定	146
反射率測定スペクトルの印刷と印刷プレビュー	146
11. 発光強度測定	147
発光強度の測定条件設定と測定	147
抽出したスペクトル曲線を調べる	158
色情報を調べる	159
CIE 色度図を調べる	159
グラフツールバーボタン	159
現在の発光強度測定の保存	160
保存した発光強度測定スペクトルを読み込む（並びに色情報を計算）	160
発光強度測定	161
発光強度測定スペクトルの印刷と印刷プレビュー	161
12. 濃度測定	162
濃度の測定条件設定と測定	162
抽出したスペクトル曲線を調べる	177
グラフツールバーボタン	178
濃度測定関連ツールバーボタン	178
現在の濃度測定を保存	178
保存した濃度測定スペクトルを読み込む	178
濃度測定	178
濃度測定	178
濃度測定	178
13. トリガーモードの設定	179
トリガーモードの起動（I/O 信号）	179
トリガーモードの起動（スペクトル強度）	182

トリガーモードを閉じる	183
14. 時系列測定（全波長の経時的測定）	186
連続変化の開始.....	187
記録した連続変化の読み込みと再生.....	189
15. アプリケーションの設定	192
デフォルト	193
保存	194
グラフ	196
スムージング処理.....	199
色情報	201
16. その他の機能.....	202
言語	202
フォント	203
ウィンドウのデフォルトレイアウト.....	204
17. お問い合わせ.....	205
付録 A：分光器補正機能説明	206
 暗電流補正	206
 直線性補正.....	207
 強度補正.....	208

1. スペクトラスマートについて

スペクトラスマート(SpectraSmart)は小型分光器システム「SEC2020 スペクトロメーターシステム」用のソフトウェアです。スペクトル、吸光度、透過率、反射率、発光強度、濃度と多様な光学測定に対応しています。



2. 基本システムスペック

スペクトラスマートをインストールする前に、お使いのコンピュータシステムが次の基本要件を満たしていることを確認してください。

基本システムスペック	
プロセッサ	1 GHz 以上
メモリ	1 GB 以上
ハードディスク空き容量	100 MB 以上
画面の解像度	1024 x 768 以上
オペレーティングシステム	Windows 10、Windows 8.1、Windows 7
ソフトウェア	Microsoft .NET Framework 3.5

3. スペクトラスマートのインストール

インストール前の準備

インストールする前にシステム管理者（Administrator）権限を持っていることを確認してください。

スペクトラスマートソフトウェアのインストール

専用ソフトウェア（USB メモリ）をコンピューターにセットし、ドライブを開いて、「setup.exe」をダブルクリックして、インストールプログラムを起動します。

注意：スペクトラスマートをインストールする前に、インストールプログラムは自動的にコンピューターに Microsoft .NET Framework 3.5 コンポーネントがインストールされているかどうかを確認します。インストールされていない場合、このコンポーネントのインストール画面が表示されます。画面の指示に従って.NET Framework 3.5 コンポーネントをインストールします。



図 1: NET Framework 3.5 コンポーネントをインストール

Microsoft .NET Framework 3.5 のインストールが確認されると、セットアップウィザードが起動します。
画面の指示に従ってインストールを実行します。

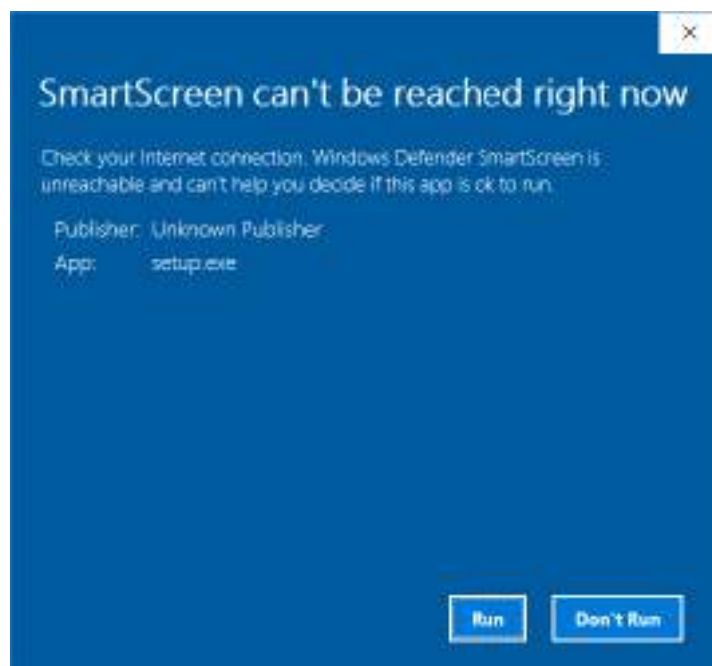


図 2: Windows セキュリティの注意喚起 – 実行を選択

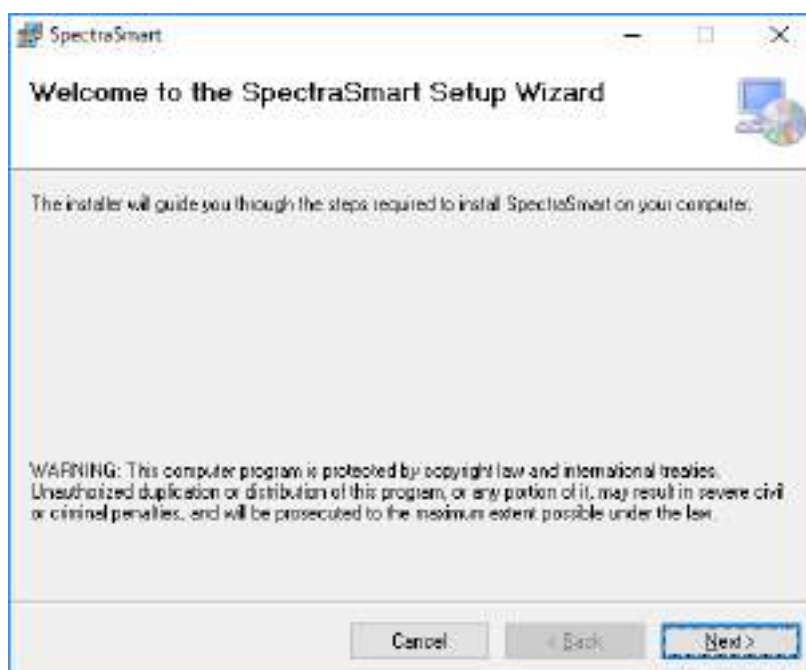


図 3: インストールセットアップウィザードーウェルカム画面

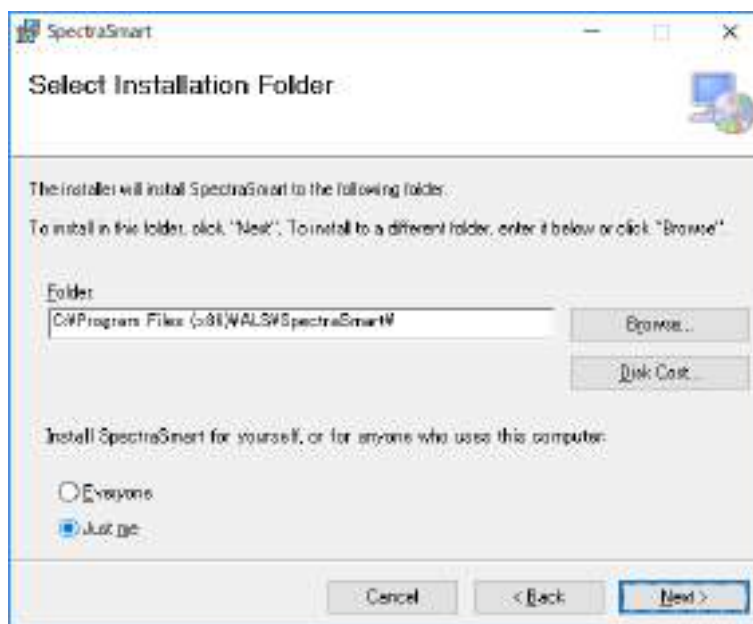


図 4：インストールセットアップウィザードーインストールフォルダーを選択

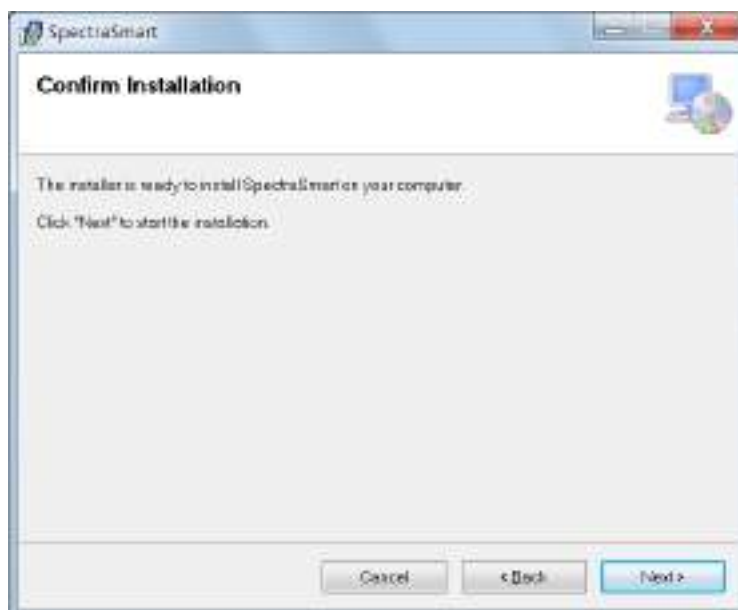


図 5：インストールセットアップウィザードーインストールを確認

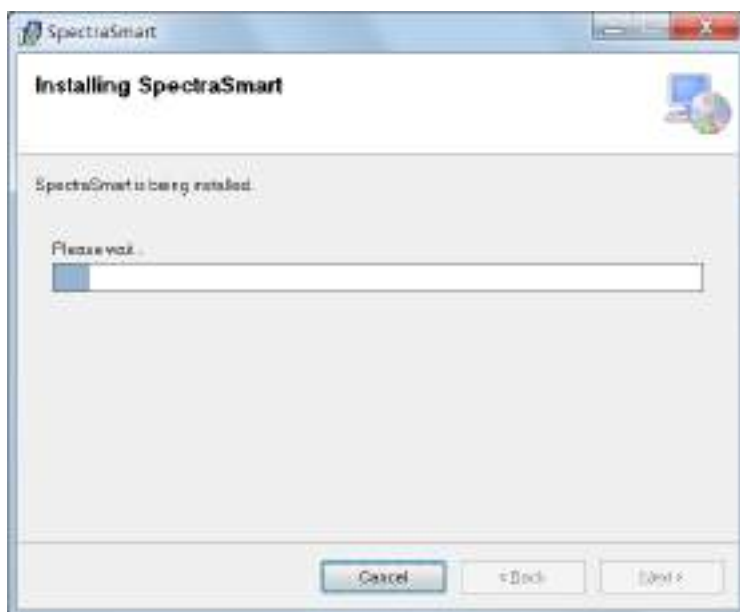


図 6：インストールセットアップウィザードー SpectraSmart をインストール中

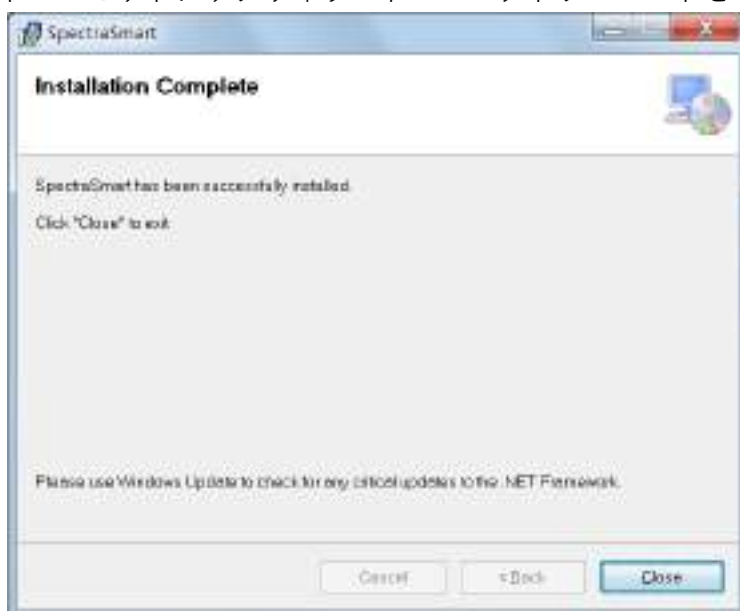


図 7：インストールセットアップウィザードーインストール完成

このインストール完成画面が表示されるとインストールは完成となります。「Close」を押してインストールプログラムを終了させます。

デバイスドライバーのインストール

スペクトラスマートソフトウェアがインストールされると、分光器のドライバーは同時にインストールされます。もし、インストール中に異常が起きドライバーが正常にインストールされなかった場合、手動で分光器のドライバーをインストールしてください。ドライバーは SpectraSmart をインストールした時にユーザーが指定したインストールパスの「Driver」フォルダーにコピーされています。

インストールする時にデフォルトパスを使用した場合のドライバーのパスは次のようになります。

C:\Program Files\ALS\SpectraMart\Driver\USB2.0 (32 ビットシステム)

C:\Program Files (x86)\ALS\SpectraMart\Driver\USB2.0 (64 ビットシステム)

ドライバーの手動インストール手順は次のとおりです。

Windows 10/8.1/7

専用ソフトウェア (USB メモリ)、あるいはスペクトラスマートインストールパスの中の「DriverInstaller.exe」プログラムを直接実行して、ドライバーをインストールすることができます。または、分光器をコンピューターに繋ぎ、「デバイスマネージャ」に入り、手動で「TAURUS」のデバイスドライバーのあるフォルダーを指定して、ドライバーを更新します。

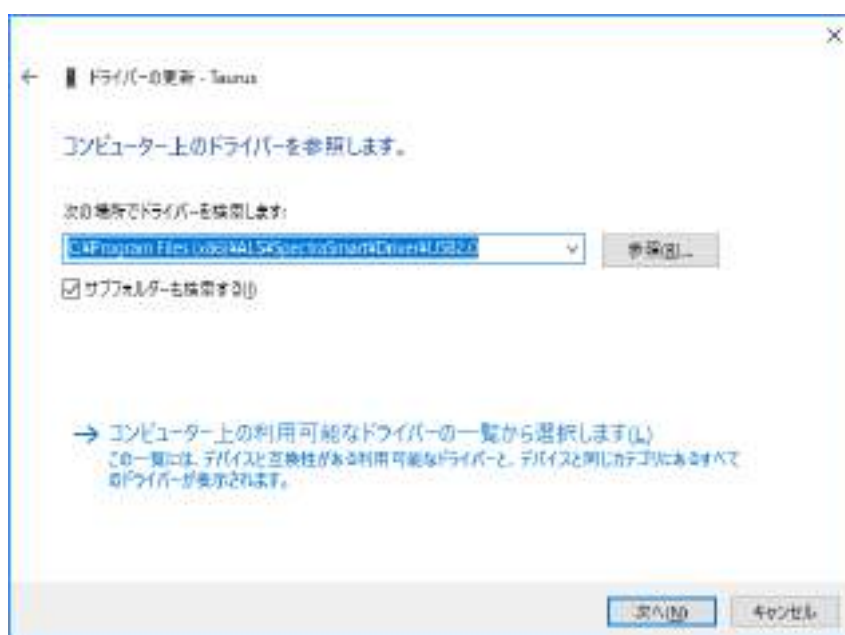


図 8 : 64 ビット Windows 10 システムで手動でドライバーパスを指定する場合パスを指定し、「次へ」を押してドライバーのインストールを実行します。

不明な点や詳しい説明が必要な場合は、「18. お問い合わせ」の連絡先までお問い合わせください。

4. スペクトラスマートのアンインストール

スペクトラスマートソフトウェアをアンインストールするには、「コントロールパネル」からプログラムをアンインストールしてください、手順は以下のようになります。

注意：Windows 10 の「コントロールパネル」を開くには、「スタート」ボタンの上で右クリックし、ポップアップメニューから「コントロールパネル」を選択します。

Windows 10/8.1/7

「コントロールパネル」を開き「プログラム」、「プログラムと機能」を開きます。リストの中からスペクトラスマートを選択し、「アンインストール」を押し、“アンインストールしますか”に対して、「はい」をクリックします。アンインストール完了後、画面は自動で閉じます。

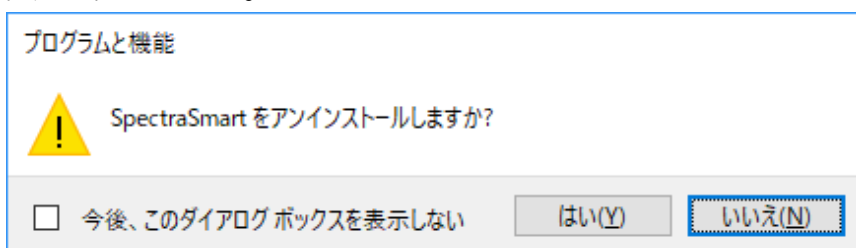


図 1：アンインストールの確認 (Windows 10/8.1/7 システム)

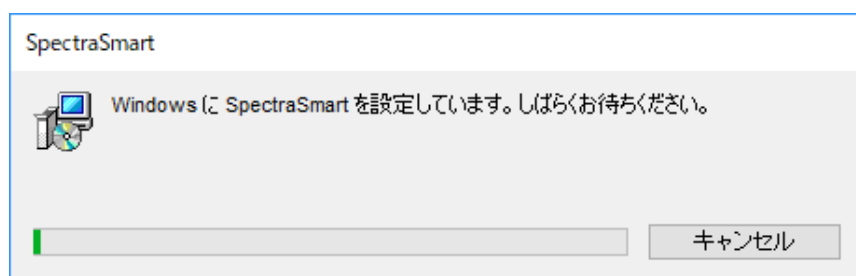


図 2：スペクトラスマートをアンインストール中 (Windows 10/8.1/7 システム)

5. スペクトラスマートの使用開始

スペクトラスマートの起動

スペクトラスマートがインストールされるとデスクトップにショートカットが下図のように配置されます。



図1：デスクトップに配置されたスペクトラスマートのショートカット

マウスでショートカットをダブルクリックし、スペクトラスマートを起動します。プログラム起動した後に、以下の画面が表示されます。分光器が接続されていない場合は、左下の「デバイス一覧」枠は空白となっています。

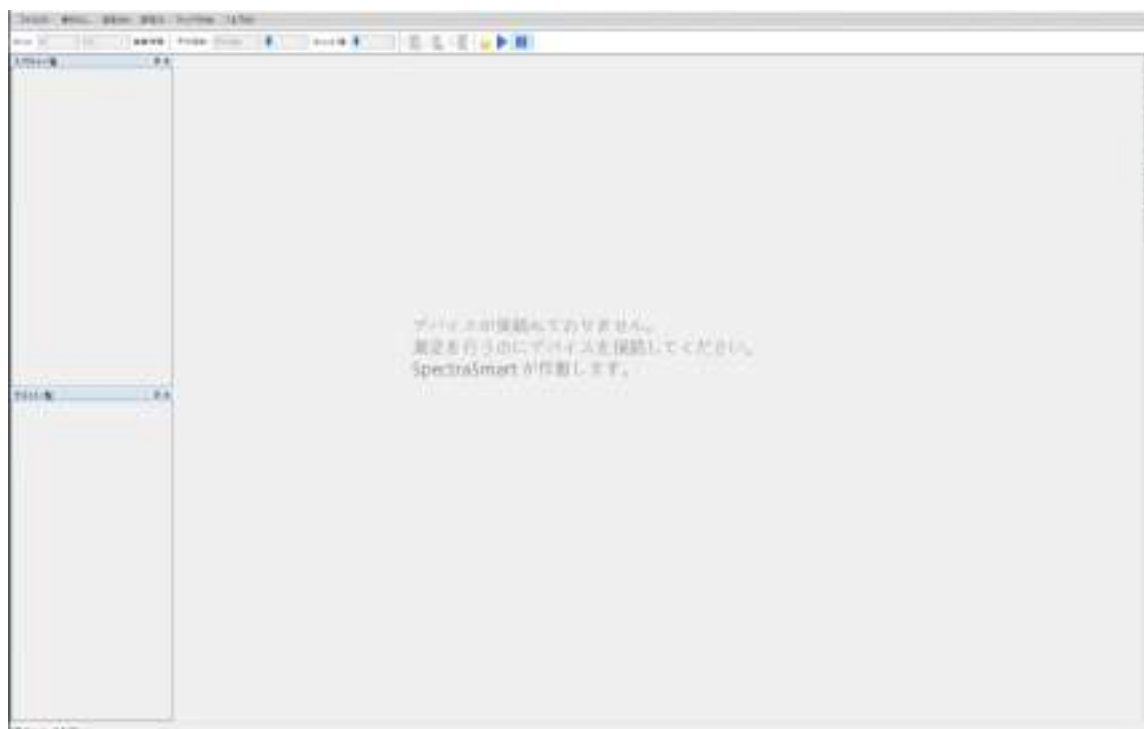


図2：スペクトラスマートの起動、分光器は接続されていない

続いて、分光器をコンピューターに接続します。スペクトラスマートは接続したデバイスを検出し、デバイスを初期化します。同時に以下のメッセージが表示されます。

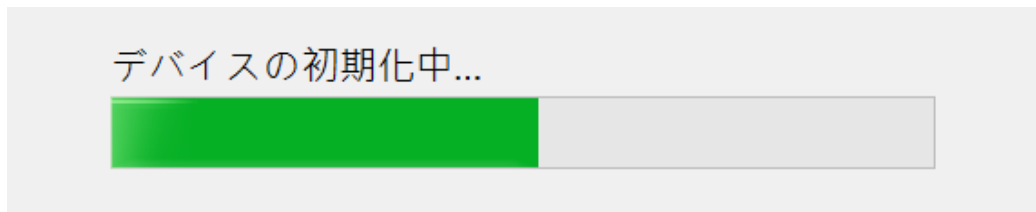


図 3：デバイスの初期化

デバイスの初期化が完了すると、種々のスペクトル測定が可能となります。次の画面が表示されている場合はスペクトラスマートが測定の準備ができていることを意味します。



図 4：スペクトラスマートが準備完了

「測定」メニューから測定方法を選択します。また、以前保存した測定データや測定設定を「ファイル」メニューから読み込みます。

分光器を先に接続した場合

スペクトラスマートを起動する前に分光器をコンピューターに接続した場合、接続された分光器に設定されているデフォルトの測定条件が自動的に設定されます。

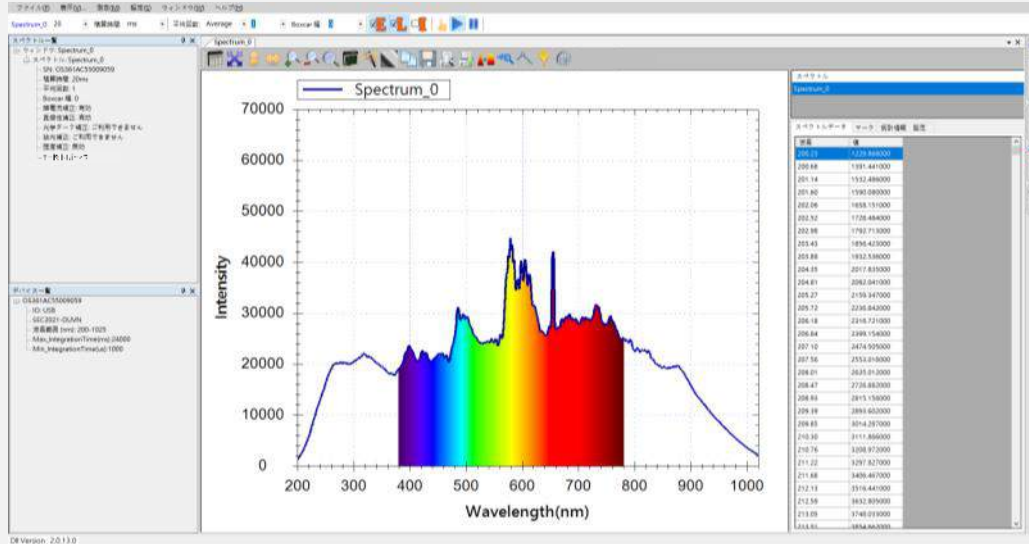


図5： スペクトラスマートは起動時に、接続した分光器のデフォルトの測定条件が設定される
使用しているコンピューターに複数の分光器に接続している場合、分光器を接続するごとにそれぞれの分光器のデフォルトの内容が設定され、下図のように「デバイス一覧」の中に複数のデバイスが表示されます(赤い枠線がマークした場所)。

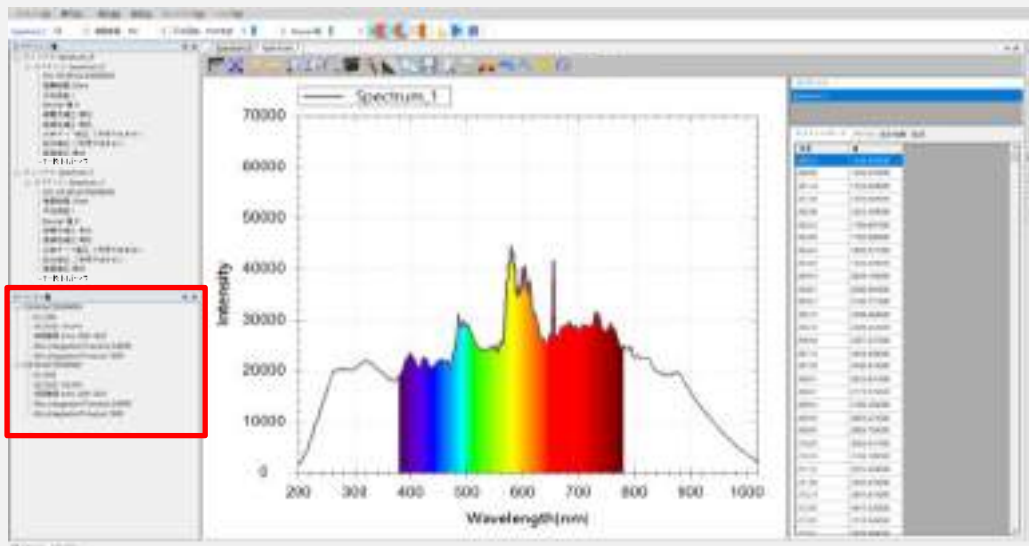


図6： 分光器を接続するごとに、それぞれの分光器のデフォルトの内容が設定される
(Spectrum_0、Spectrum_1)

デバイス一覧

スペクトラスマートが分光器を検出すると、下図のようにスペクトラスマートのプログラム画面の左側の「デバイス一覧」の中にデバイスが表示されます(赤い枠線がマークした場所)。

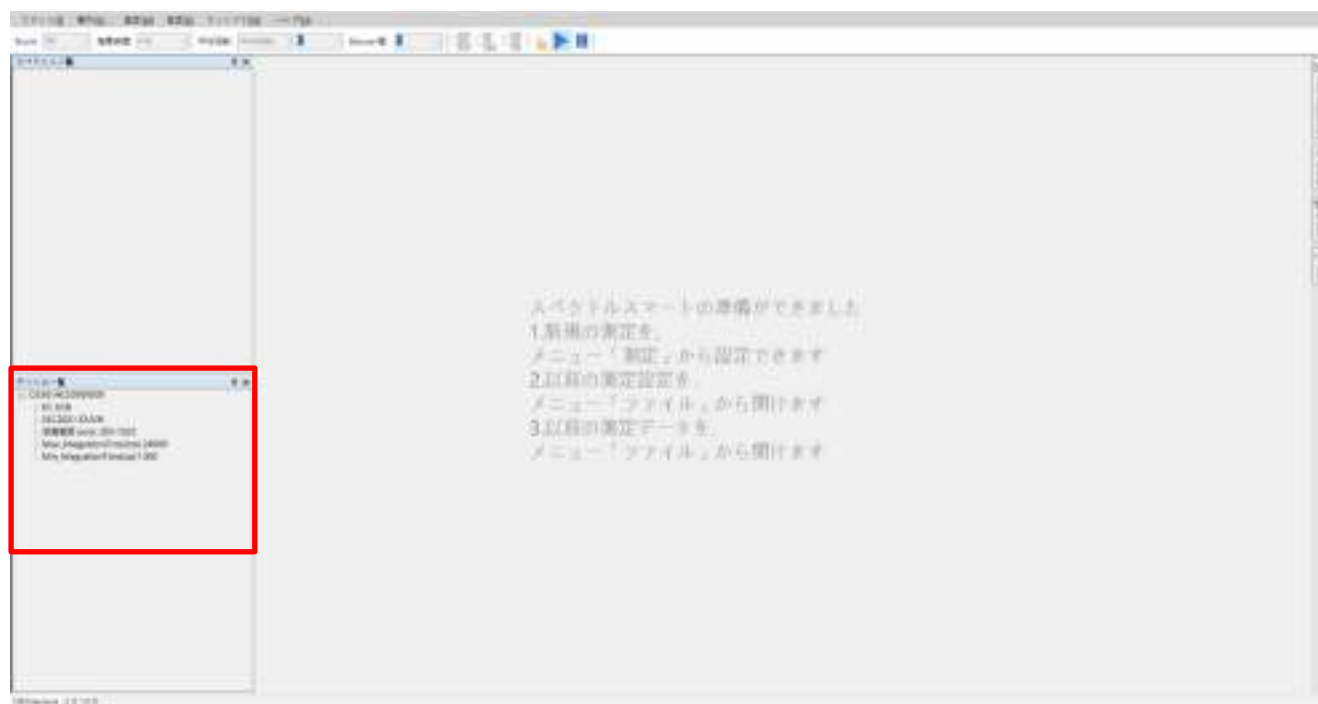


図7：スペクトラスマートのデバイス一覧

「デバイス一覧」にはデバイスの型番、シリアルナンバー、波長範囲等の基本仕様が表示されます。

注意：シリアルナンバーで、スペクトラスマートはそれぞれのデバイスを識別します。ソフトウェア実行中にもデバイスの選択が必要となるウィンドウがあります。複数のデバイスが接続されている場合は、特にデバイスのシリアルナンバーに注意してください。

デバイスの詳細情報

デバイスの詳細情報を調べるには、「ファイル」メニューから、「デバイス情報」を選択します。

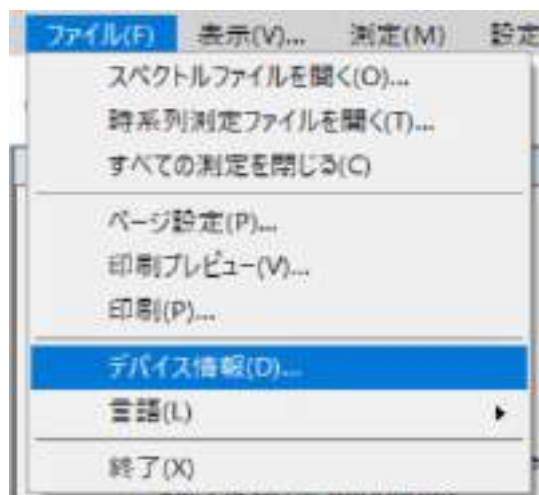


図 8 : 「ファイル」メニューから「デバイス情報」を選択すると、デバイスの詳細情報画面が表示されます。

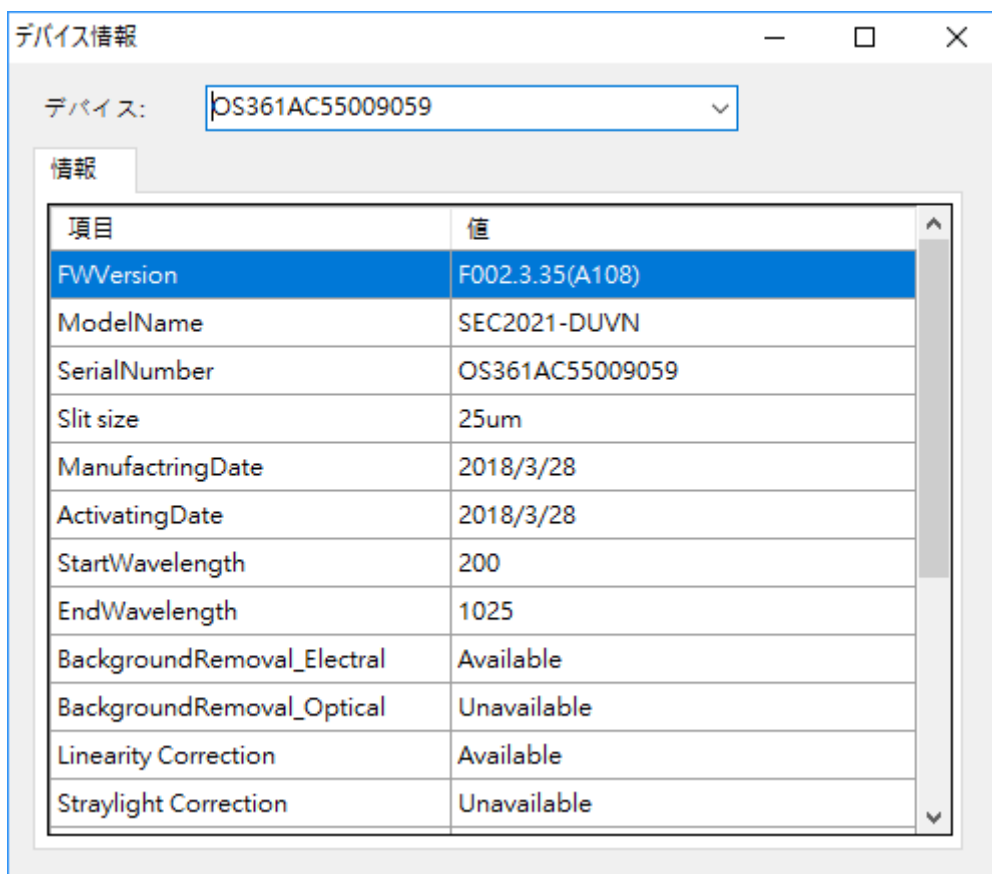


図 9 : デバイスの詳細情報

6. スペクトル測定

スペクトラスマートは小型分光器を使用したスペクトル、ストリップチャート、吸光度、透過率、反射率、発光強度、濃度測定と幅広い測定に対応しています。この章では、基本となるスペクトル測定について説明します。以降の章では、この章のスペクトル測定を元にその他の測定方法を説明します。

測定する前に

各種の測定する前に、測定機器をセットします。例えば、分光器、光源およびキュベットホルダーをプラットフォーム上に固定し、分光器とキュベットホルダーの間にファイバーコリメーターを接続します。測定機器の設定方法の詳細については、「SEC2020 スペクトロメーターシステムユーザーズガイド～機器編～」を参照してください。

スペクトル測定の設定

スペクトルを測定するには、「測定」メニューから、「スペクトル」を選択して、「スペクトルを追加...」画面を開きます。



図1：「測定」メニューから「スペクトル」を選択



図 2 : 「スペクトルを追加」 - 「リアルタイムスペクトル設定」

まず、「リアルタイムスペクトル設定」画面からソースデバイス（デバイスシリアルナンバーで表示される）を選択します。積算時間（センサーの露光時間）と X 軸の波長範囲（括弧内にはプログラムが検出したデバイスのサポートする波長範囲が表示されます。ここでは 200~1025 nm）を入力します。続いて「次へ」を押します。



図3: 「スペクトルを追加」 - 「表示設定」

続いて、「表示設定」画面でスペクトル曲線を新しいウィンドウに表示するか既存のウィンドウに表示するかを指定します。初めて作成するスペクトル図であれば、新しいウィンドウのみが選択できます。既に他のウィンドウがあれば、新しいスペクトル曲線を既存のウィンドウに表示して、2つのスペクトル曲線の違いを比較することができます。この画面では、ビューウィンドウ名、スペクトル曲線の名と色を設定することができます。スペクトラスマートによって自動的に付けられたデフォルトを使用することもできます。すべての設定が完了し、「OK」を押すと新しくスペクトル曲線が表示されます。

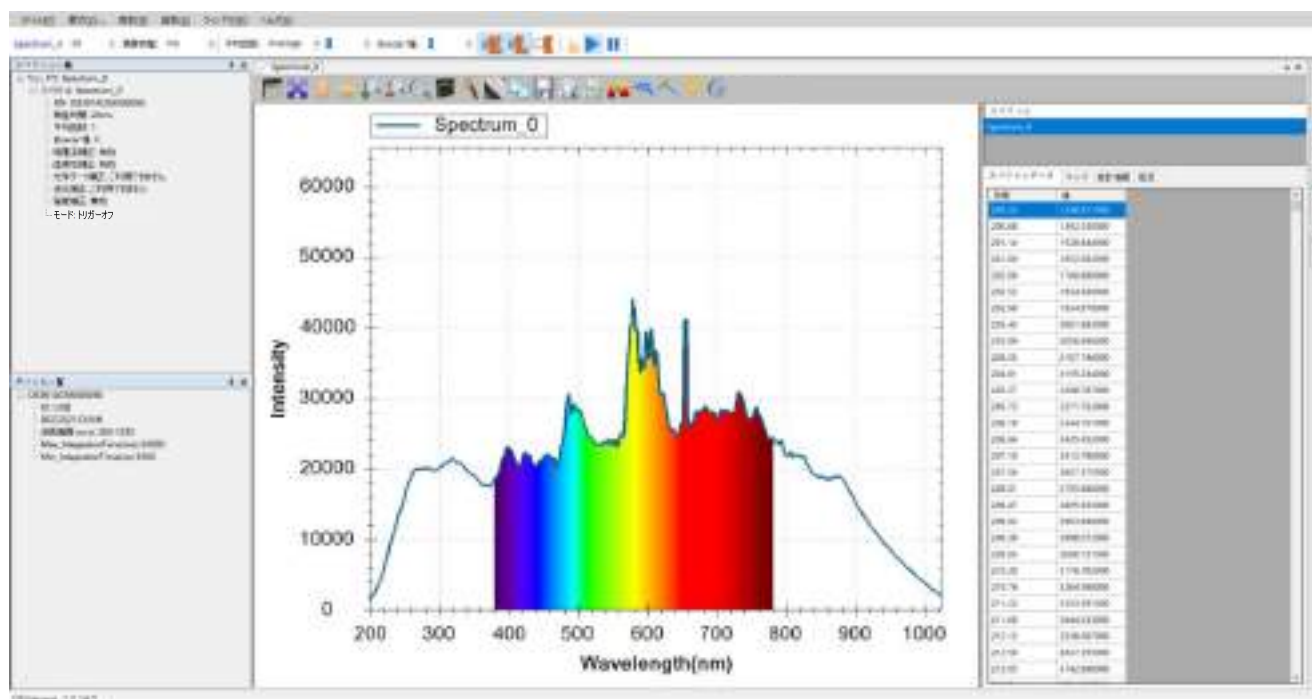


図 4：新しく作成したスペクトル測定曲線(Spectrum_0)

スペクトル一覧

測定を設定するごとに、スペクトラスマートウィンドウの左側にある「スペクトル」に設定したスペクトルが表示されます。

注意：スペクトル測定だけでなく、その他の測定で追加された設定条件（例えば吸光度、透過率…等）も「スペクトル」に表示されます。

可視スペクトルを表示しない

測定したスペクトルにはデフォルトでスペクトルの上に可視スペクトルが表示されています。可視スペクトルを表示したくない場合は、「設定」メニューから「アプリケーションの設定」を選択し、「グラフ」タブで「可視スペクトルの表示」のチェックを外して「OK」を押します。



図 5：「設定」メニューリストから「アプリケーションの設定」を選択



図6: 「アプリケーションの設定」 - 「グラフ」 - 「可視スペクトルの表示」のチェックを外す
「可視スペクトルの表示」をオフにすると、下図のようになります。

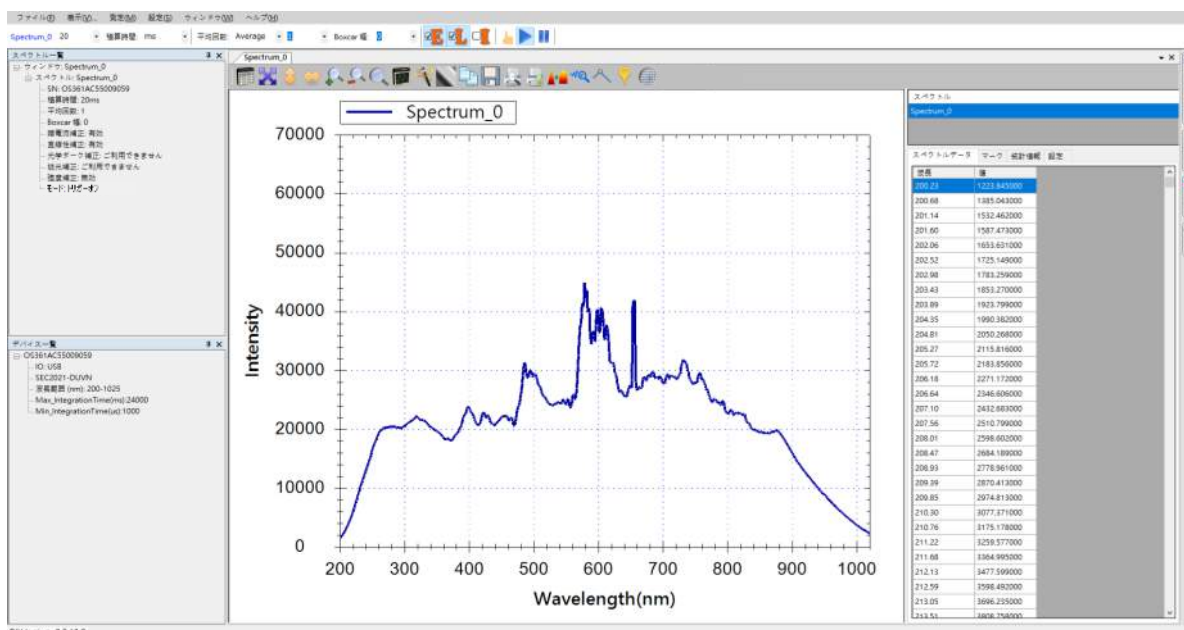


図 7：可視スペクトルを表示しない

データ取得設定の変更

スペクトル測定を設定した後、データ取得設定（例えば：積算時間、数値スキャンの平均回数、Boxcar 幅）を調整します。下図の赤い枠線でマークしたメインメニューの下の「クイック調整フィールド」を使用して調整します。



図 8：データ取得設定の変更

「Boxcar 幅」の右側には「E」、「L」、「I」三つのボタンがあります。それぞれ「暗電流補正」、「直線性補正」、「強度補正」をオン/オフします。詳細は「付録 A：分光器補正機能説明」を参照してください。更に右にある三つのボタンはそれぞれ測定の「ワンショット」、データ取得の「抽出開始」、「一時停止」で、データ取得の開始と一時停止に使います。詳細は「ワンショット」を参照してください。

データの歪み

積算時間を調整する時、下図のように「スペクトルピークが最大許容量値 65535 を超えました。許容範囲内になるよう積算時間を調整してください」の警告メッセージが表示されることがあります。

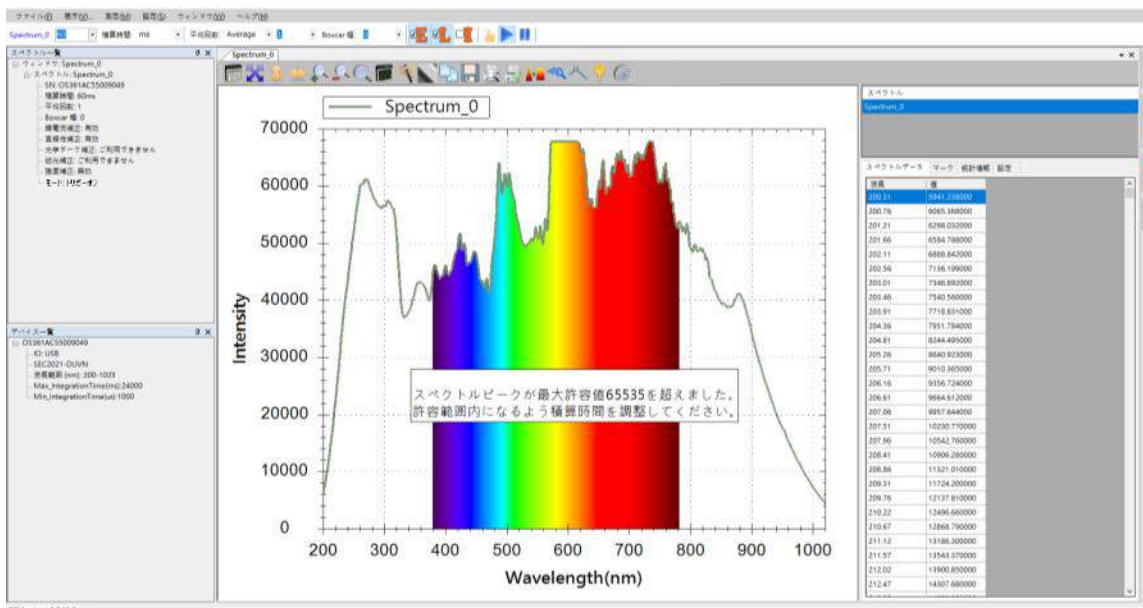


図9：「スペクトルピークが最大許容量値 65535 を超えました。許容範囲内になるよう積算時間を調整してください」の警告メッセージ

これは、設定した積算時間が長すぎるため、取得したスペクトルのピーク値が最大許容値 (65535)を超えたことを示します。この時スペクトルは頭打ちとなり、データは不正確となります。ピーク値が最大許容値内に収まるように積算時間を短く調整する必要があります。場合によっては、下図のようにスペクトル曲線が正常に見えても「スペクトルピークが最大許容量値 65535 を超えました。許容範囲内になるよう積算時間を調整してください」の警告メッセージが表示されることもあります。

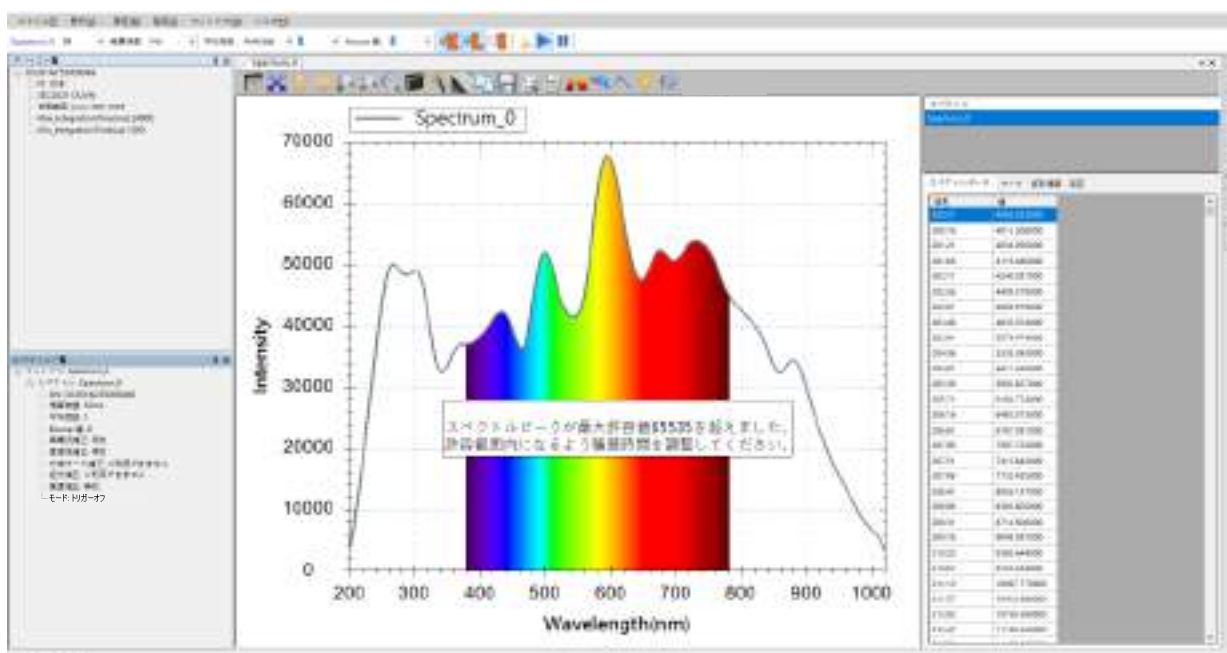


図10：見た目では正常な曲線に「スペクトルピークが最大許容量値 65535 を超えました。許容範囲内になるよう積算時間を調整してください」の警告メッセージが表示される

これは、グラフ上に表示された曲線が補正された後の結果であるため、正常に見えていても元のデータでは許容範囲外となっているためです。そのために、警告メッセージが消えるまで積算時間を短く調整する必要があります。

注意：この警告メッセージを表示したくない場合は、表示をオフにすることができます。「スペクトル数値が 65535 を超えた時の表示メッセージ」を参照してください。

スペクトラスマートで積算時間の自動設定調整

「クイック調整」フィールドで積算時間を手動で調整する以外に、ツールバーのボタンを使い、積算時間を自動設定することができます。「自動的に積算時間を設定する」を参照してください。

グラフツールバーボタン

スペクトル図画面の上部に一系列のツールバーボタンがあります。

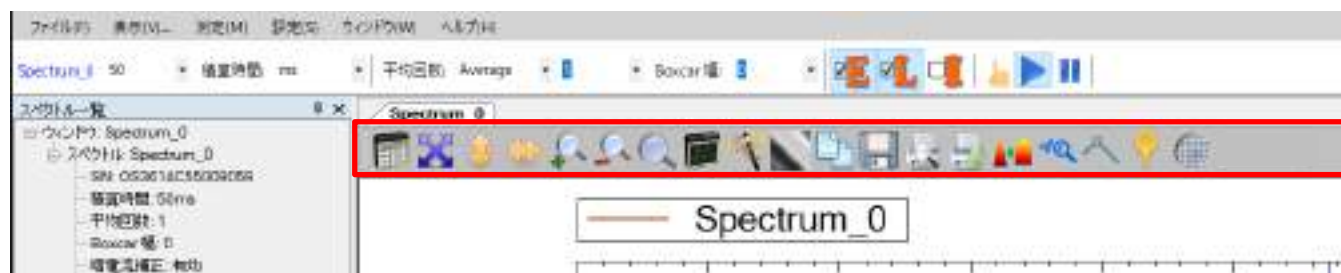


図 11：グラフツールバーボタン

これらのボタンは「**グラフスケール調整ボタン**」と「**その他のツールバーボタン**」の二つの部分に分けられます。

グラフスケール調整ボタン

スペクトラスマートは、スペクトル、ストリップチャート、吸光度等の測定でスペクトルが適切に表示されるように X 軸と Y 軸を最適なスケールに自動調整します。必要に応じてスケールをカスタマイズするツールバーボタンも用意しています。



図 12：スペクトル図上部のグラフ軸スケールの調整ボタン

これらのボタンの詳細は次のとおりです。

グラフ軸スケールの自動調整



図 13 : 「オートスケール」 ボタン

「オートスケール」ボタンは、X軸とY軸のスケールを最適な状態に自動的に調整します。このボタンを使用した結果は下図のようになります。図のX軸はデバイスがサポートする波長範囲に調整され、Y軸はグラフ全体を可能な限り大きく表示するように調整されています。

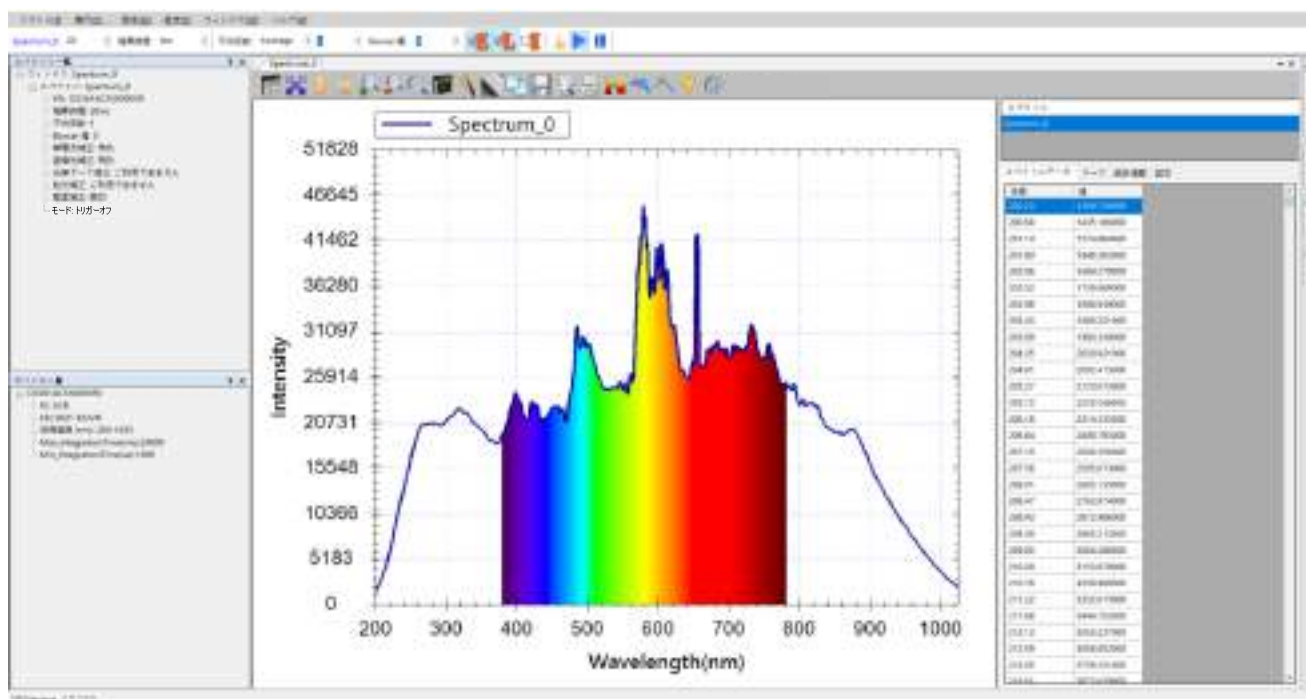


図 14 : 「オートスケール」 ボタンを使用した効果

Y 軸スケールの自動調整



図 15 : 「Y 軸オートスケール」 ボタン

「Y 軸オートスケール」ボタンは、Y 軸のスケールを自動的に調整します。このボタンを使用した結果を下図に示します。図では、最も高い点が Y 軸の上端まで拡大されています。

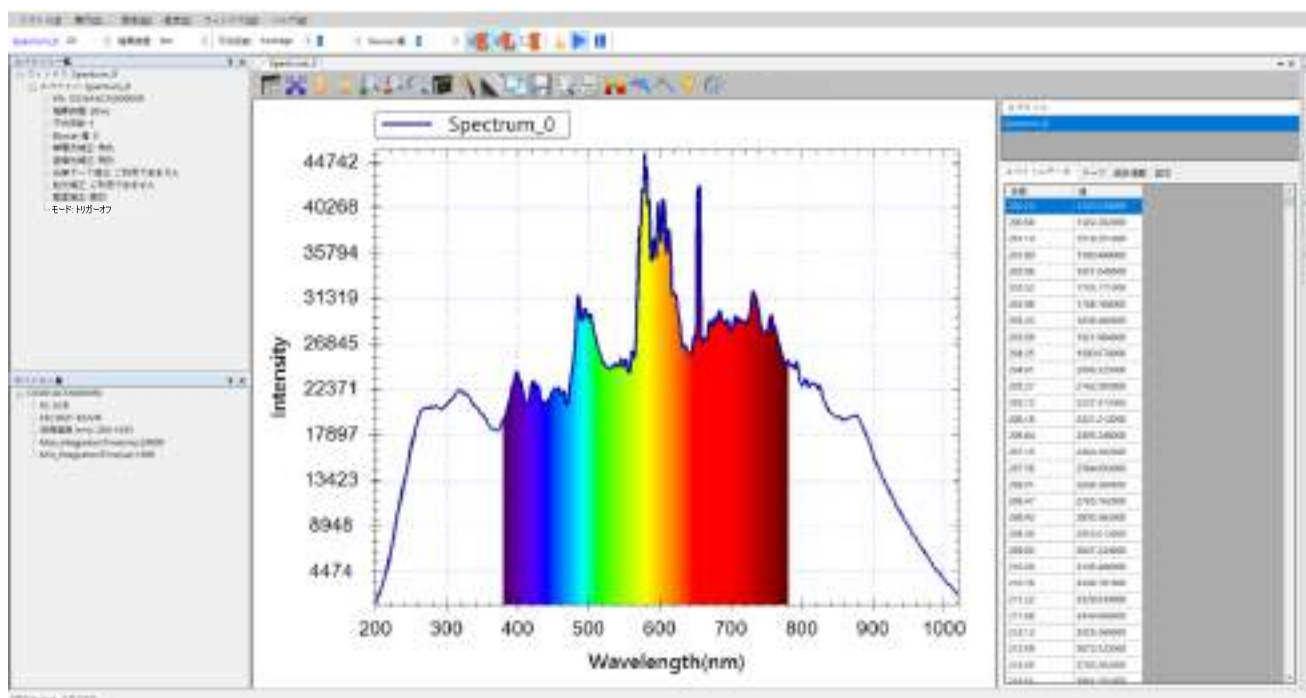


図 16 : 「Y 軸オートスケール」 ボタンを使用した結果

X 軸スケールの自動調整



図 17: 「X 軸オートスケール」 ボタン

「X 軸オートスケール」 ボタンは X 軸スケールを自動的に調整します。このボタンを使用すると、下図のようにデバイスがサポートする波長範囲に X 軸が調整されます。

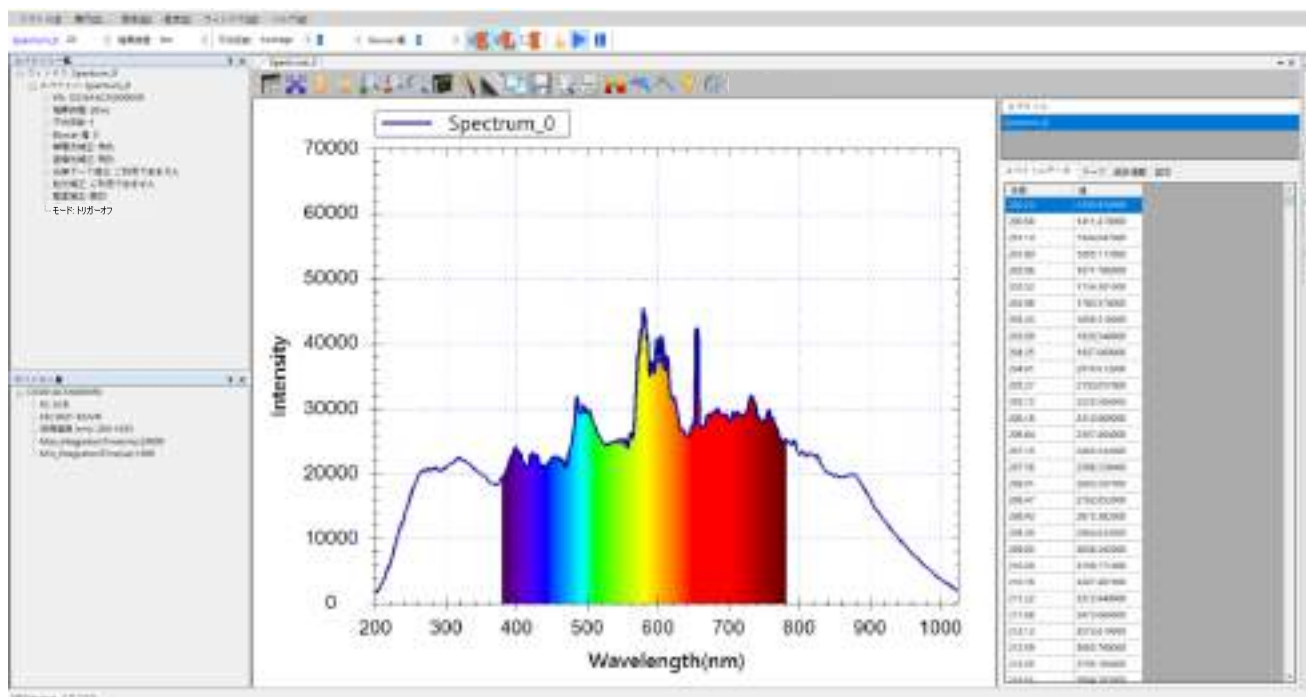


図 18: 「X 軸オートスケール」 ボタンを使用した結果

注意: 最初から X 軸設定が既にデバイスがサポートする波長範囲になっている場合、「X 軸オートスケール」 ボタンを押しても、変更はありません。図を拡大した後このボタンを押すと、その効果が確認できます。

拡大



図 19 : 「拡大」 ボタン

このボタンはグラフを拡大します。ここでは、「オートスケール」ボタンを押して、X 軸と Y 軸を最適な表示に戻して、次に「拡大」ボタンを押して、その結果を確認します。下図は「**拡大**」を 3 回押した結果を示しています。

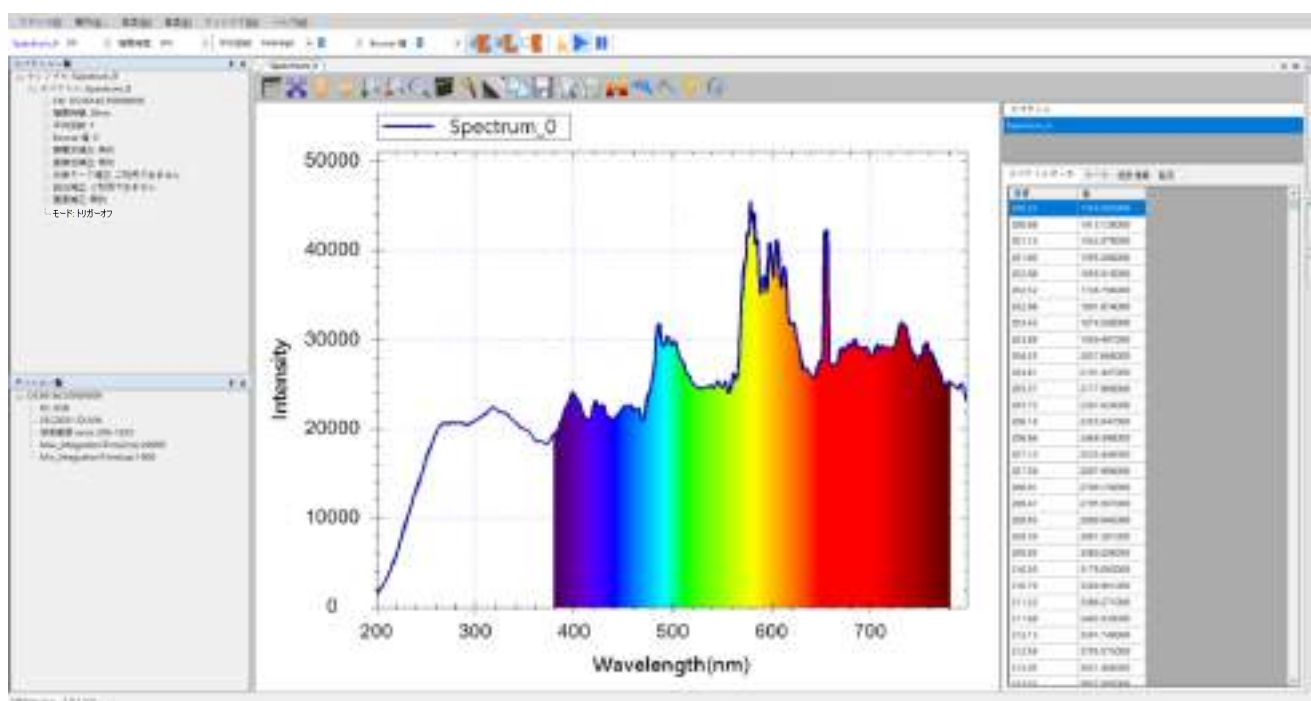


図 20 : グラフを拡大した結果

縮小



図 21 : 「縮小」 ボタン

このボタンはグラフを縮小します。3回拡大した後に、「縮小」ボタンを2回押した結果を下図に示します。

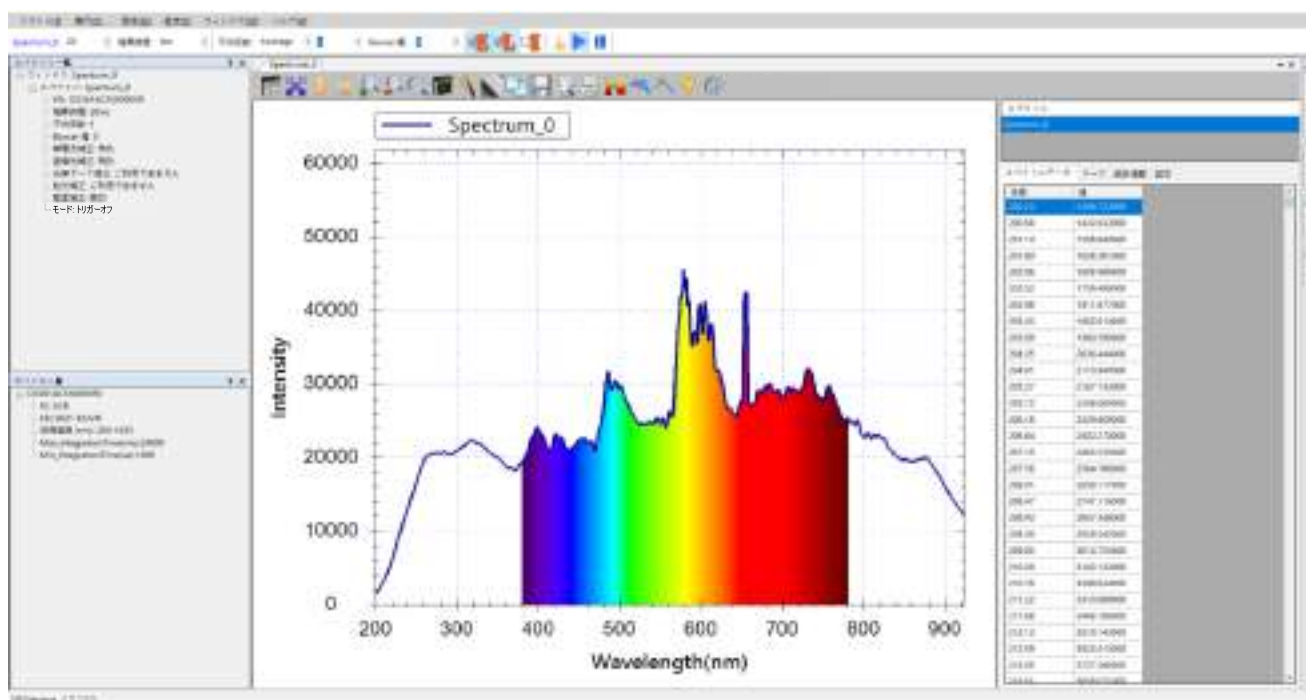


図 22 : グラフを縮小した結果

注意：「縮小」ボタンを押し続けると、グラフがデフォルト値に戻り、それ以上、縮小することはできません。

グラフ設定をアプリケーションのデフォルト値に戻す



図 23 : 「グラフの設定をデフォルト値に戻す」ボタン

このボタンはグラフの設定をデフォルト値に戻します。このボタンを押して、前の例のグラフをデフォルトの設定に戻します。結果は下図のようになります。

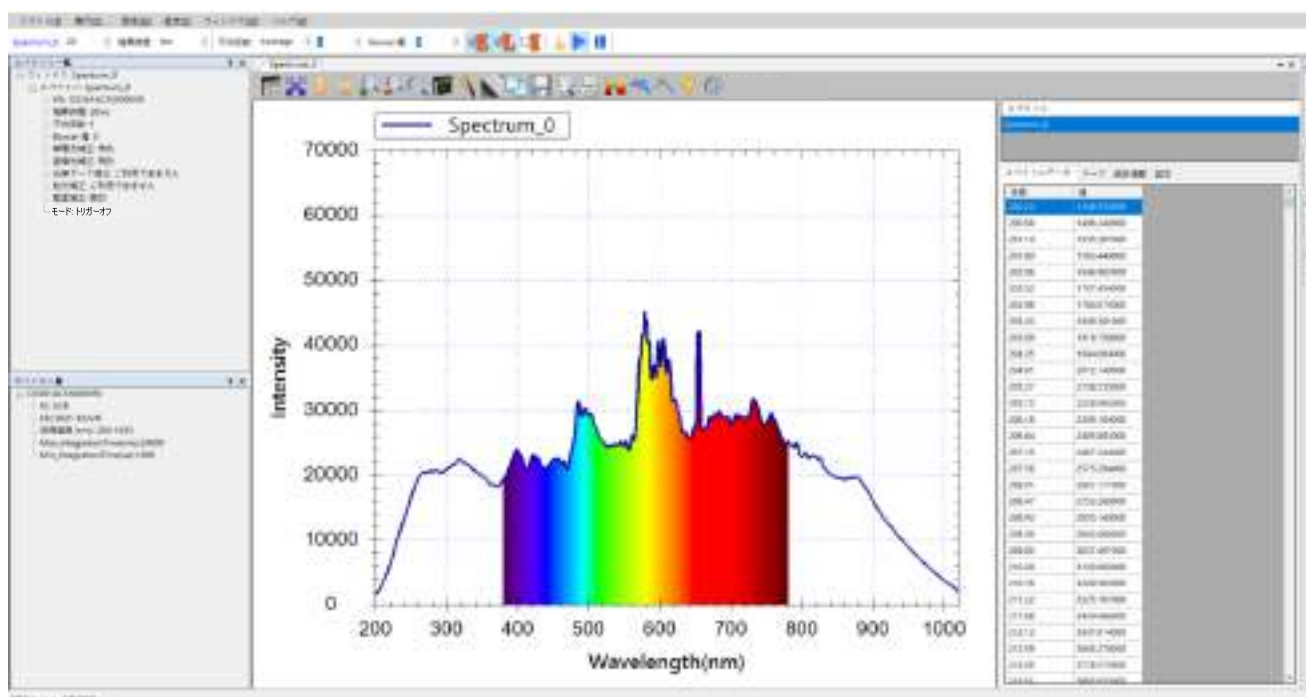


図 24 : グラフの設定をデフォルト値に戻した結果

グラフの設定



図 25 : 「グラフ設定」ボタン

このボタンは X 軸、Y 軸の詳細設定をする画面を開きます。

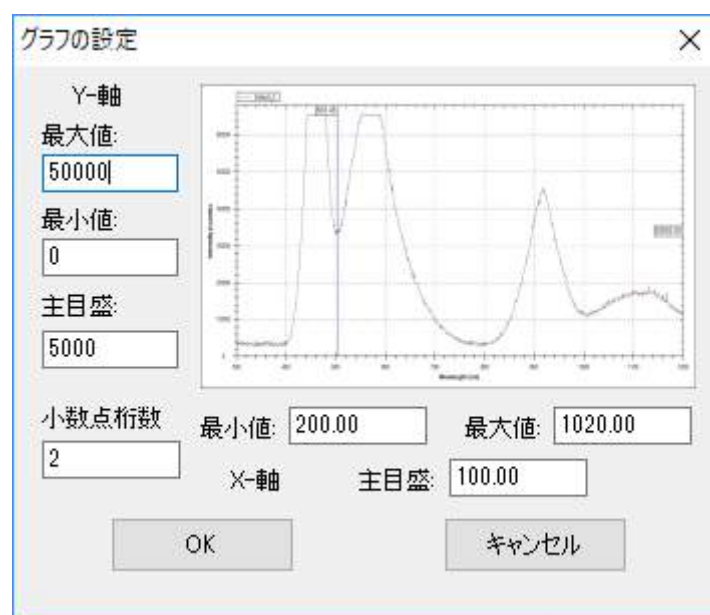


図 26 : 「グラフ設定」画面

「グラフの設定」画面では設定したい X 軸と Y 軸の最大値、最小値、及び目盛間隔が設定できます。ここでは、例として X 軸(波長)範囲を 200~1020 nm の範囲に設定して、目盛間隔は 100 とします。Y 軸(強度)は 0 から 50000 の範囲に設定して、目盛間隔は 5000 とします。その結果は下図に示します。

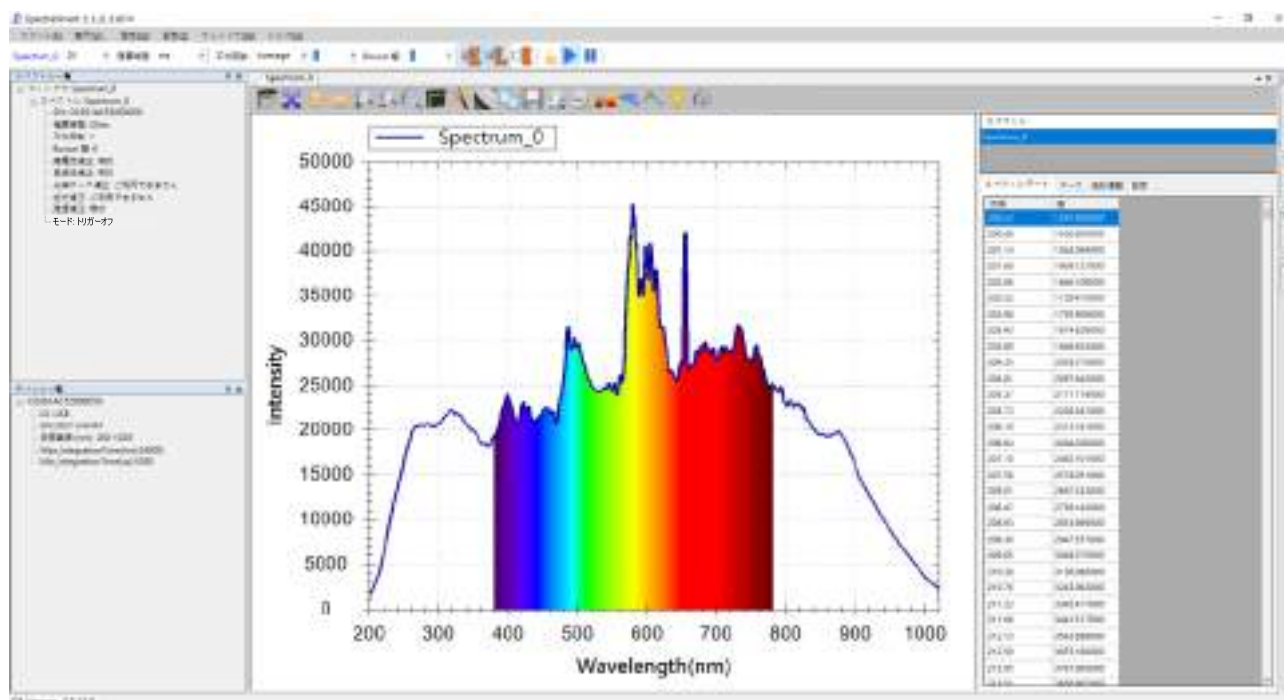


図 27：グラフのXY 軸をユーザーで設定した結果

その他のツールバーボタン

以下の節では、ツールバーのその他のボタンについて説明します。

スペクトルデータの数値を表示する

スペクトル曲線で測定結果の全体像を把握することができます。特定の波長のデータ値を見るには、マウスカーソルを曲線上のポイントに合わせてデータ値を表示します。下図に示すように、D2 由来の輝線にマウスカーソルを合わせると、グラフの上部に実際の波長（655.91）と、グラフの右側にデータ値（43846.47）が表示されます。

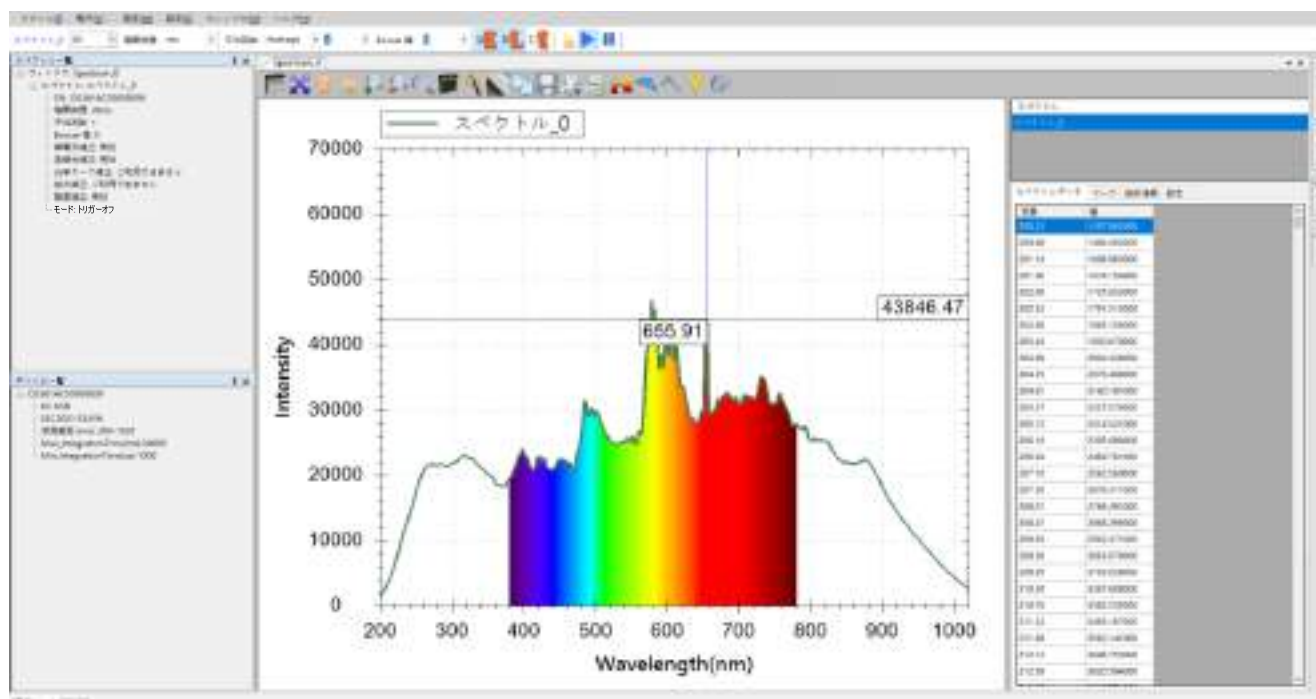


図 28：マウスで特定波長の数値を調べる

マウスカーソルを曲線に合わせる方法では単一のポイントを観察する時に便利です。すべての測定データを表示するために、スペクトラスマートは図のようにグラフの右側に表形式のスペクトルデータウィンドウを用意しています。ウィンドウの上半部は「スペクトル」リストで、測定中のすべてのスペクトル（現在は「Spectrum_0」のみ）を表示します。ウィンドウの下半部の「スペクトルデータ」タブに、スクロール可能なテーブルが示され、右側のスクロールバーを使用して、チェックしたい波長範囲まで移動します。

スペクトルデータウィンドウを閉じる

スペクトルデータウィンドウを表示したくない場合は、ツールバーの「スペクトルデータの表示」ボタンを押して、ウィンドウの表示/非表示を切り替えます。



図 29：「スペクトルデータの表示」ボタン

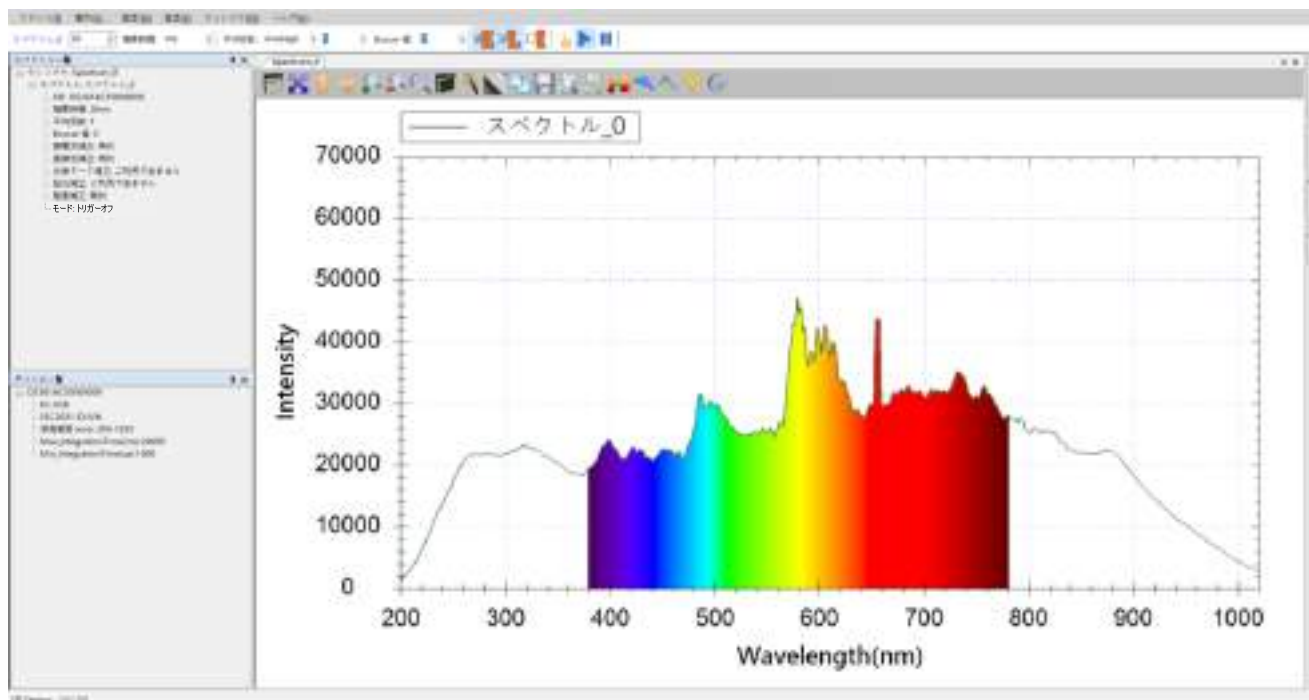


図 30：スペクトルデータウィンドウを閉じた結果

グラフにマーキングする

マウスを使いマークを付ける

スペクトラスマートはグラフに固定したマークを付けるためのツールバーボタンを用意しています。

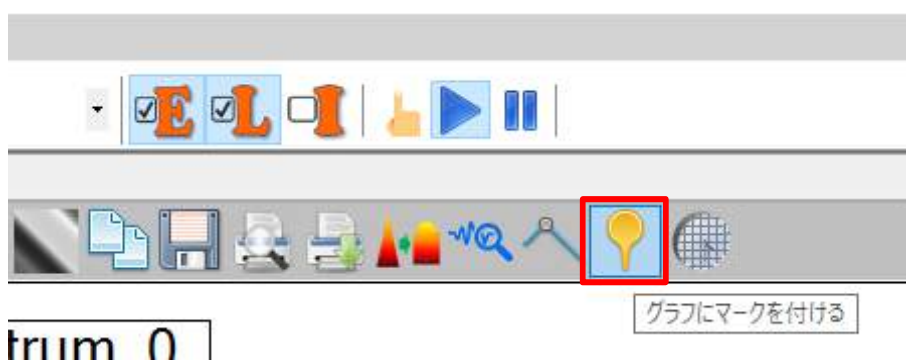


図 31：「グラフにマークを付ける」ボタン

「グラフにマークを付ける」ボタンを押して、マークをしたい位置でマウスの左ボタンをダブルクリックするとグラフ上のデータ値が固定して表示されます。

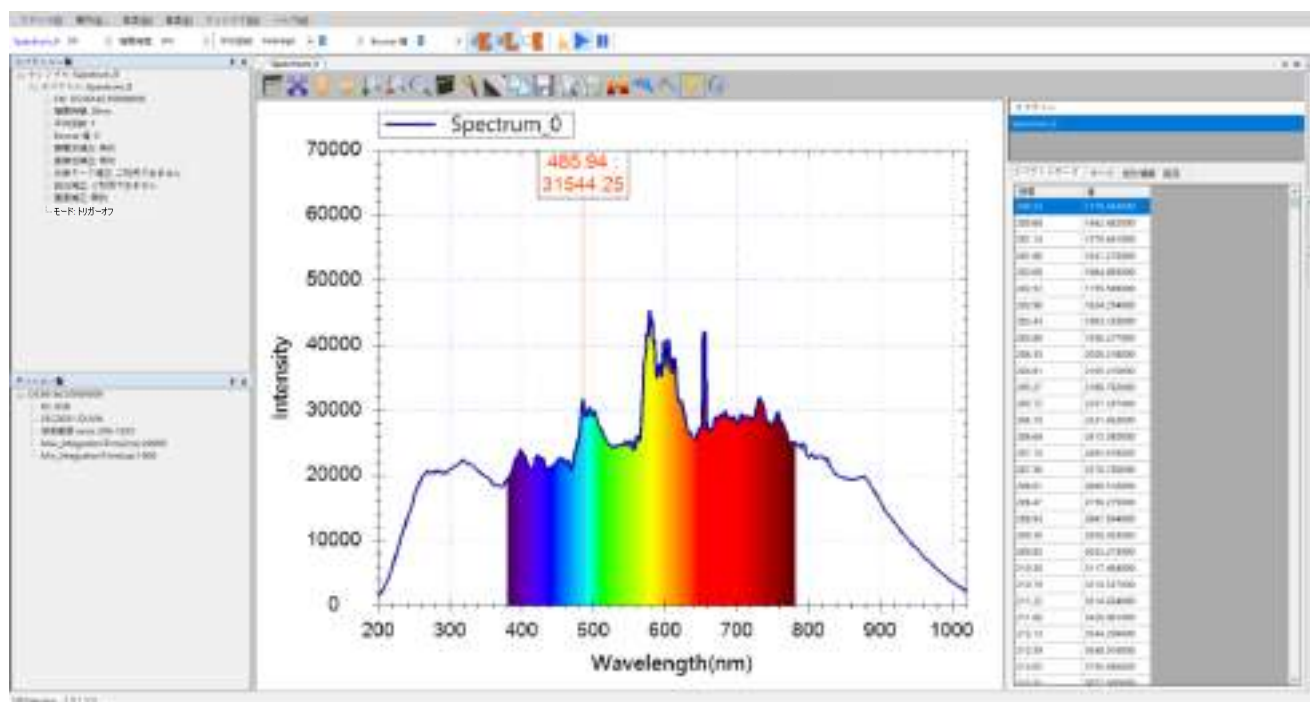


図 32：グラフにマークを付けた結果

例では波長 485.94 nm(赤色垂直線)の所にマークを置き、そのデータ値は 31544.25 となっています。

注意：マウスを使用してマークを配置すると、プログラムは自動的に近くのピーク値を探します。ピーク以外の任意の波長のデータ値をマークするには、スペクトルグラフの空白の場所ではなく、スペクトル曲線上で、マークしたい波長位置をクリックします。それ以外の場所では、クリックした X 軸の位置ではなく、近くのピーク値の位置にマークが移動します。

スペクトルデータウィンドウでマークを付ける

マウスを使用してマークを付ける方法以外に、スペクトルデータウィンドウからも、スペクトル曲線にマークを付けることができます。利点として、正確に観察したい波長位置の指定ができます。まず、スペクトルデータウィンドウを閉じている場合、ツールバーの「スペクトルデータの表示」ボタンを押してスペクトルデータウィンドウを表示します。



図 33 : 「スペクトルデータの表示」 ボタン

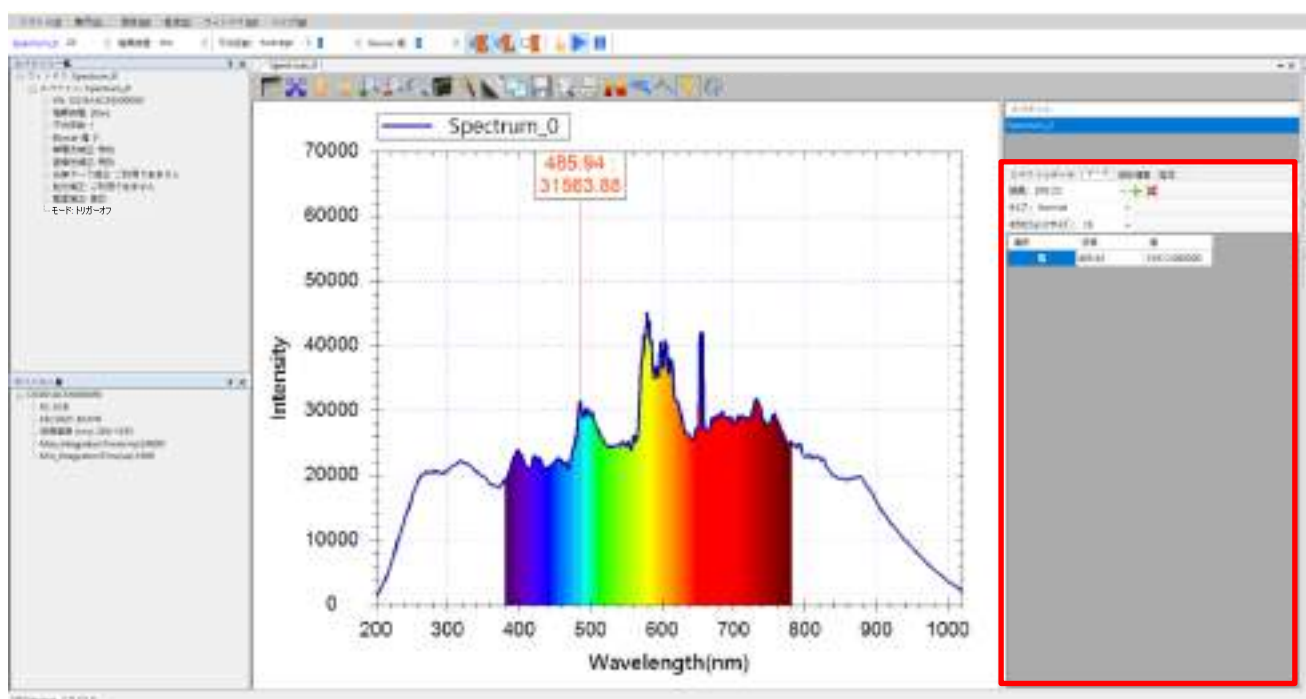


図 34 : スペクトルデータウィンドウの「マーク」タブページ

スペクトルデータウィンドウの上半部は測定中のスペクトル曲線、この場合は「Spectrum_0」のみを一覧表示します。ウィンドウの下半部には「スペクトルデータ」と「マーク」のタブがあります。

「マーク」タブには、以前マウスを使って配置したマークがリストに表示されています。「波長」の欄に観察したい波長（単位は nm）を入力または選択して、そして「タイプ」の欄でタイプを選択します。選択できるタイプは「Normal」、「Peak_Intensity」、「Peak_Lamda」、「Peak_FWHM」があります。

この4種類のタイプの用途は次の通りです。

- Normal (ノーマル) : マーク位置の強度を表示します
- Peak_Intensity (ピーク値強度) : マーク位置に最も近いピークの強度を表示します
- Peak_Lambda (ピーク値波長) : マーク位置に最も近いピーク波長を表示します
- Peak_FWHM (ピーク半値全幅) : マーク位置に最も近いピークの半値全幅を表示します

「波長」と「タイプ」を選択した後、緑の「+」記号(「追加」ボタン)を押します。下図に示すように、指定された波長位置にマークが追加されます。

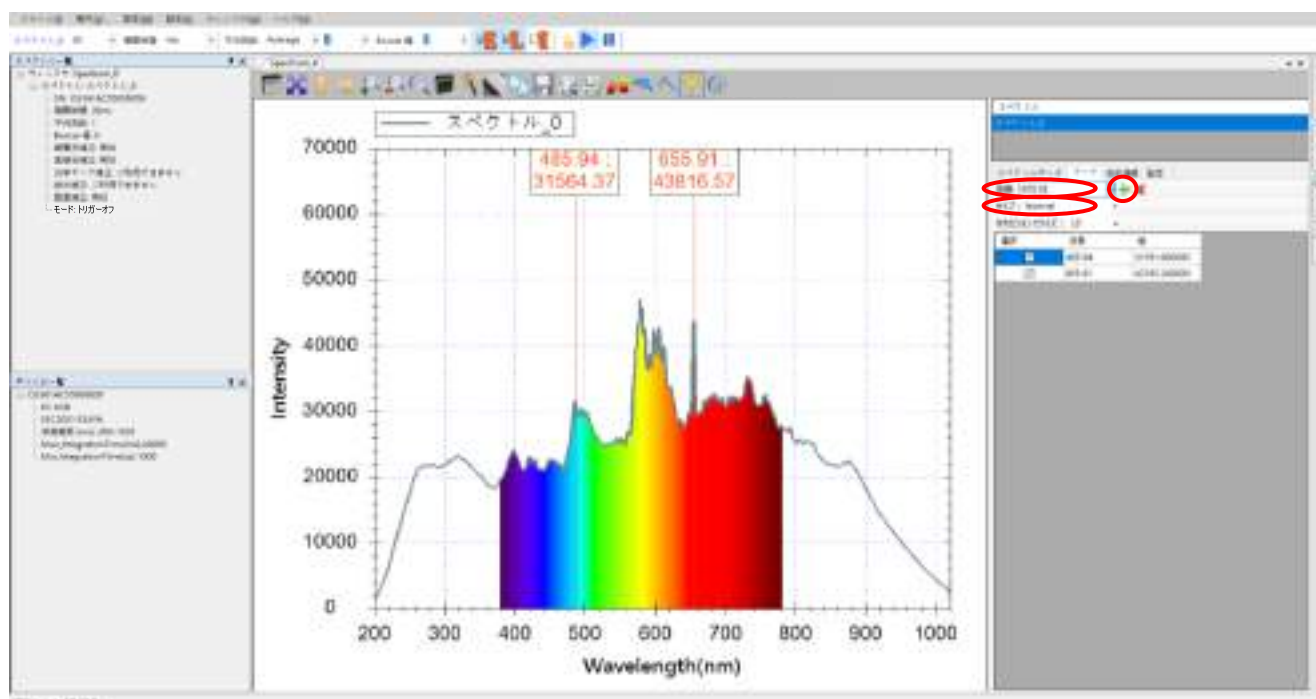


図 35 : 「マーク」タブページにマークを追加

注意 : スペクトラスマートのマーク可能な位置は特定の間隔で配置されています。その結果、プログラムは指定した波長位置に最も近い位置のマークに自動的に配置します。

マークを削除

マークを削除する場合は、「マーク」タブページで削除したいマーク（複数選択可能）にチェックを入れ、赤い「X」記号（「削除」ボタン）をクリックします。

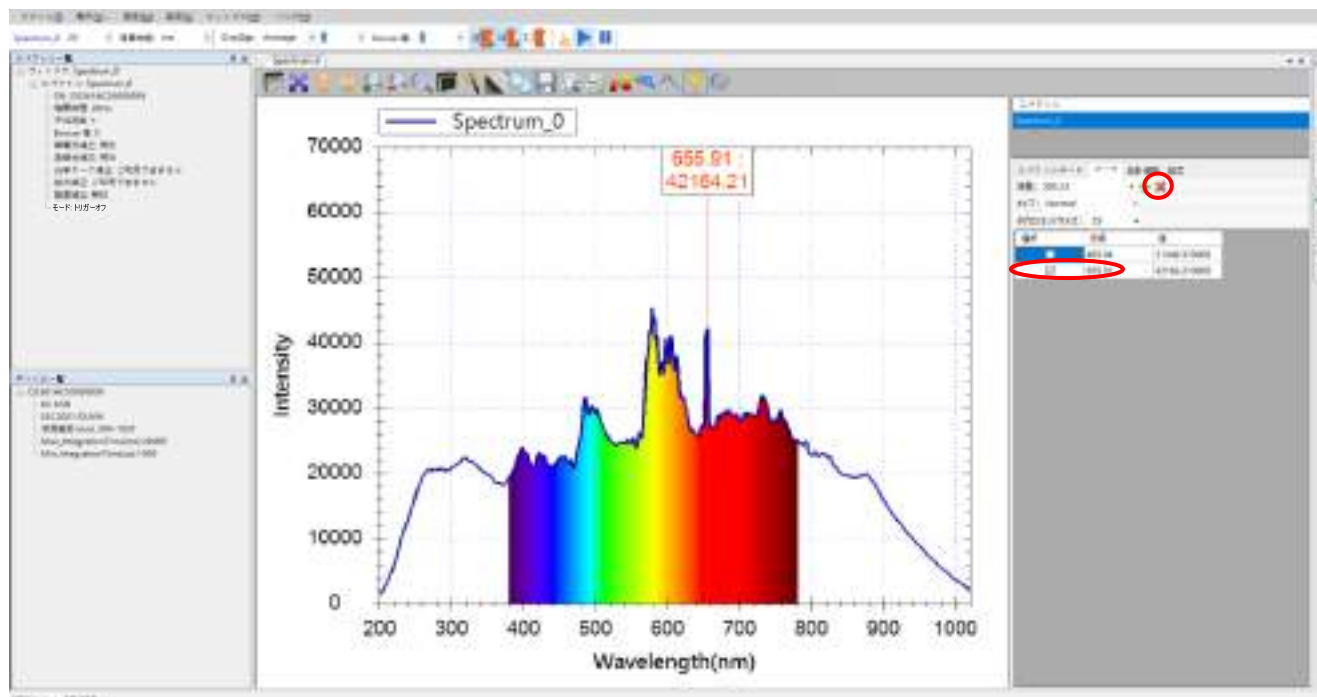


図 36：チェックした後に「削除」ボタンを押す

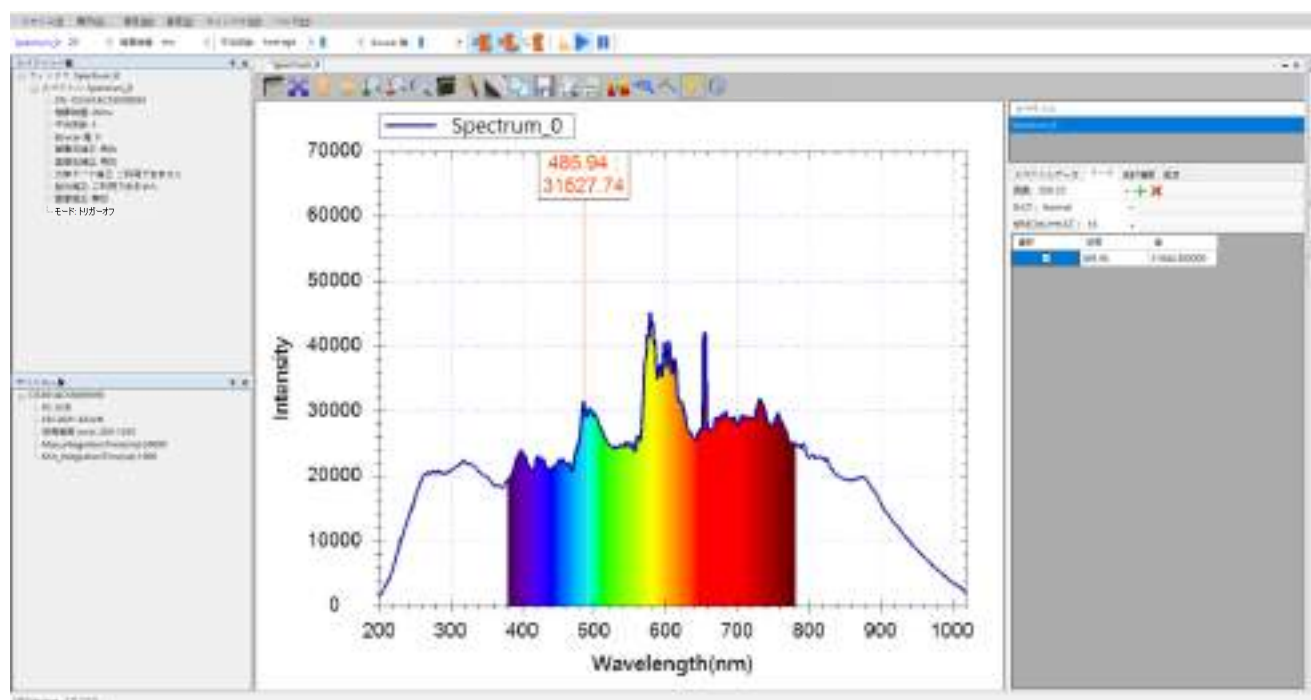


図 37：マークを削除した結果

スペクトルデータページに戻る

「マーク」タブページでマークの追加あるいは削除を終えた後に、「スペクトルデータ」タブを押すと、スペクトルデータページに戻ります。

マークを一時的に消す

マークを削除せずに、一時的に表示したくない場合、「グラフにマークを付ける」ボタンを押すと、マークが一時的に消えます。もう一度「グラフにマークを付ける」ボタンを押すと表示されます。

統計情報

波長範囲を変更し情報を抽出

統計情報では測定スペクトルの特性(例えば：平均、最小、最大と重心)が把握できません。特定の波長範囲の正確なデータを観察したい場合、統計情報タブで計算したい波長範囲を入力して、必要な情報を読み取ります。下図の赤枠では、テーブルで現在の平均、最小、最大と重心を読み取っています。

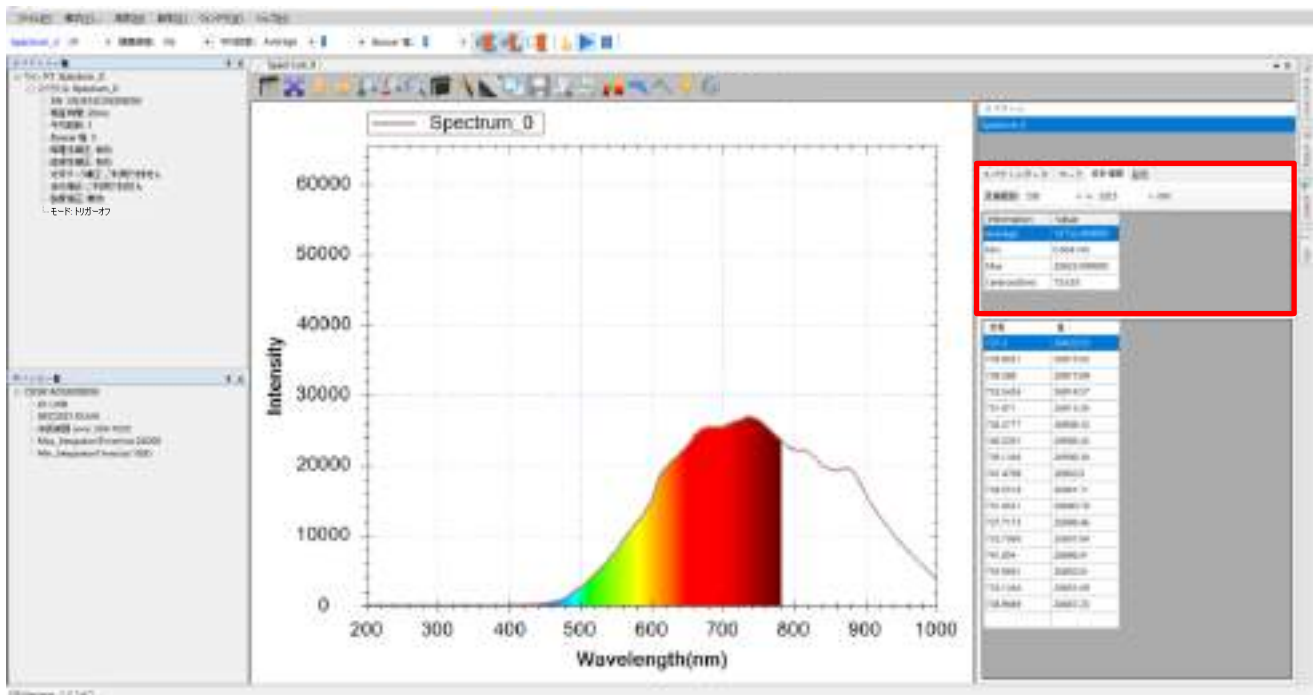


図 38：統計情報表示と波長範囲の変更

スムージング処理

元のスペクトル曲線はノイズが存在するため滑らかではありません。スペクトラスマートには、曲線がより滑らかになるようにスムージング処理機能を用意しています。下図に示すように、スペクトル図上方のツールバーに「スムージング」ボタンがあります。

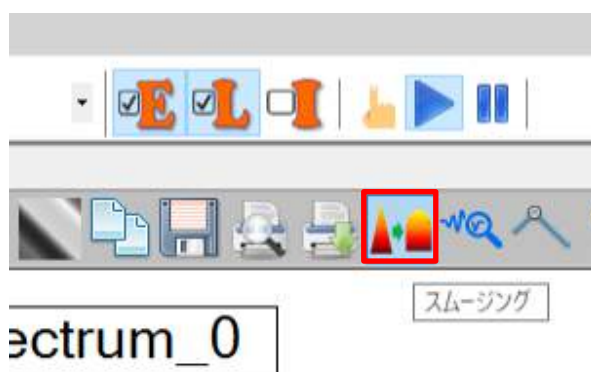


図 39 : 「スムージング」 ボタン

このボタンを押すと、「スムージング処理」画面が開きます。

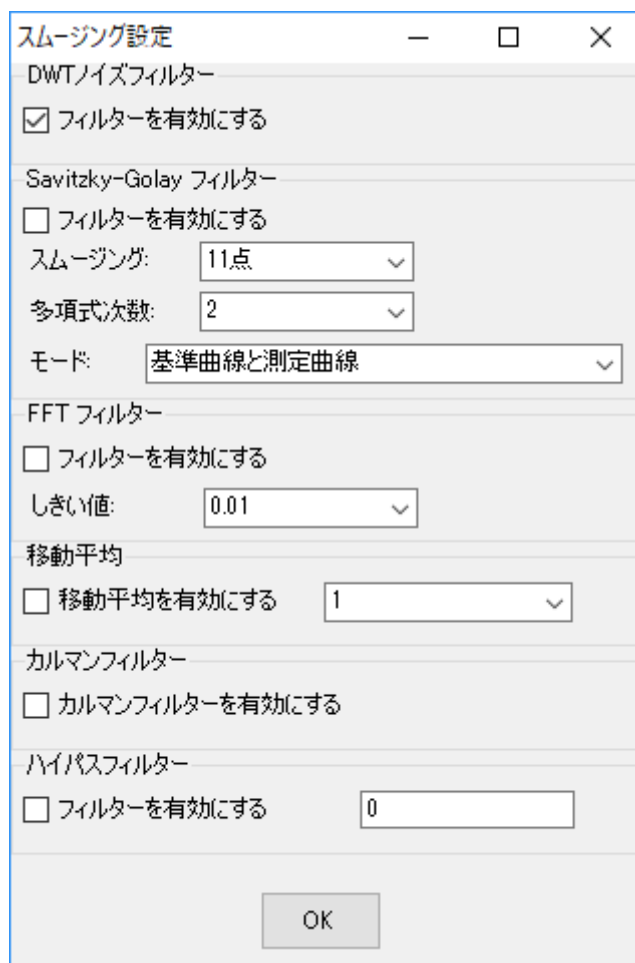


図 40 : 「スムージング設定」を開く

「スムージング設定」画面上で、「DWT ノイズフィルター」、「Savitzky-Golay フィルター」、「FFT フィルター」、「移動平均」、「カルマンフィルター」、「ハイパスフィルター」の 6 種類の方法から複数の選択が可能です。

注意：この章のほとんどの例では「Savitzky-Golay フィルター」のデフォルト「11 点」と「基準曲線と測定曲線」を採用しています。すべてのフィルターを無効にすると、スペクトル曲線は以下ようになります。

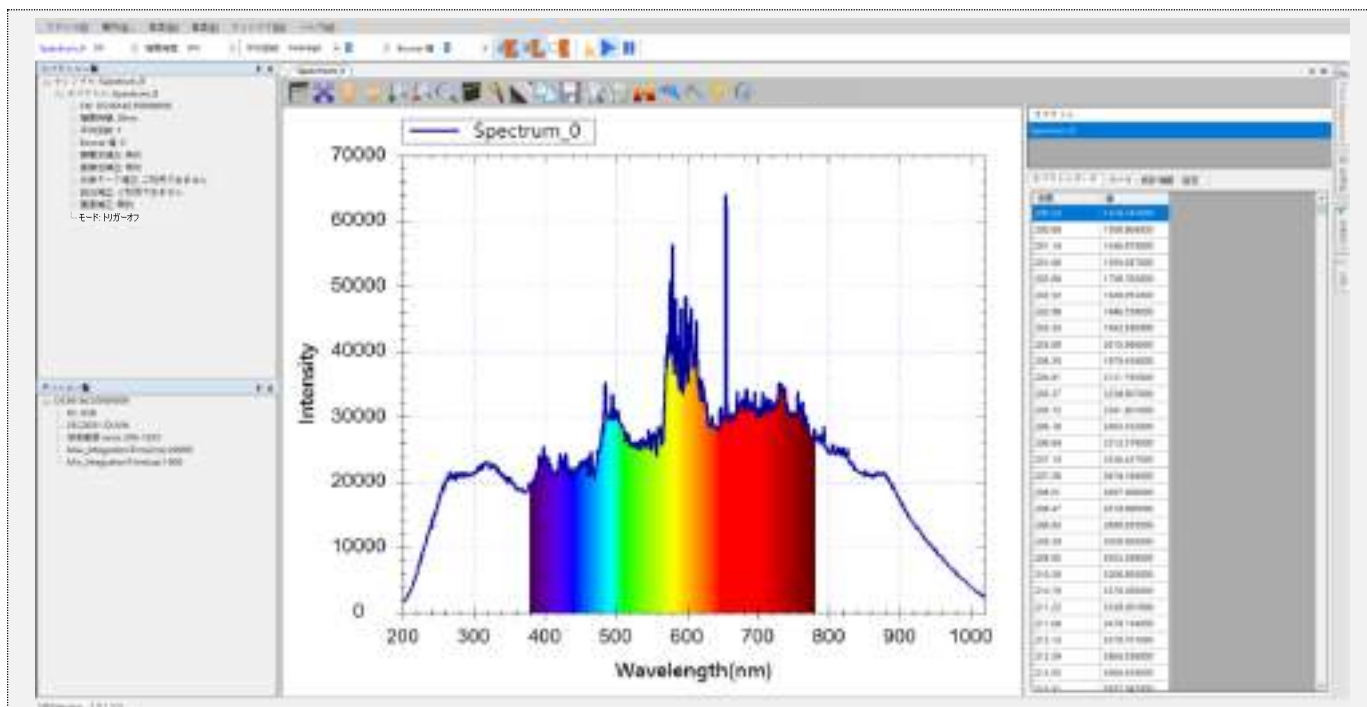


図 41：スペクトル図「スムージング」を無効にした結果

スムージングを無効にすると、スペクトル曲線にキザキザが出ます。

ピーク値の表示

曲線のピーク値を表示したい場合、スペクトラスマートはピーク値を自動検索してグラフ上に表示します。ピーク値の表示ボタンを下図に示します。



図 42：「ピーク値」ボタン

「ピーク値」ボタンを押すと、「ピーク情報」画面が表示されます。

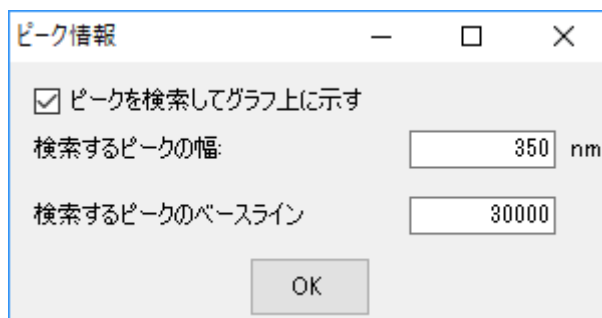


図 43 : 「ピーク情報」画面

「ピークを検索してグラフ上に示す」にチェックを入れて「検索するピークの幅」と「検索するピークのベースライン」を設定します。設定したピーク値検索幅で全波長領域をサーチして、都度、最大値を検索します。検索するピークの幅を広くすると、検索されるピークの数は少なくなります。検索するピークのベースラインには検索するピークの下限值を設定します。本例において、幅を 350nm、ベースラインを 30000 に設定します。「OK」ボタンを押すと、次の結果が表示されます。

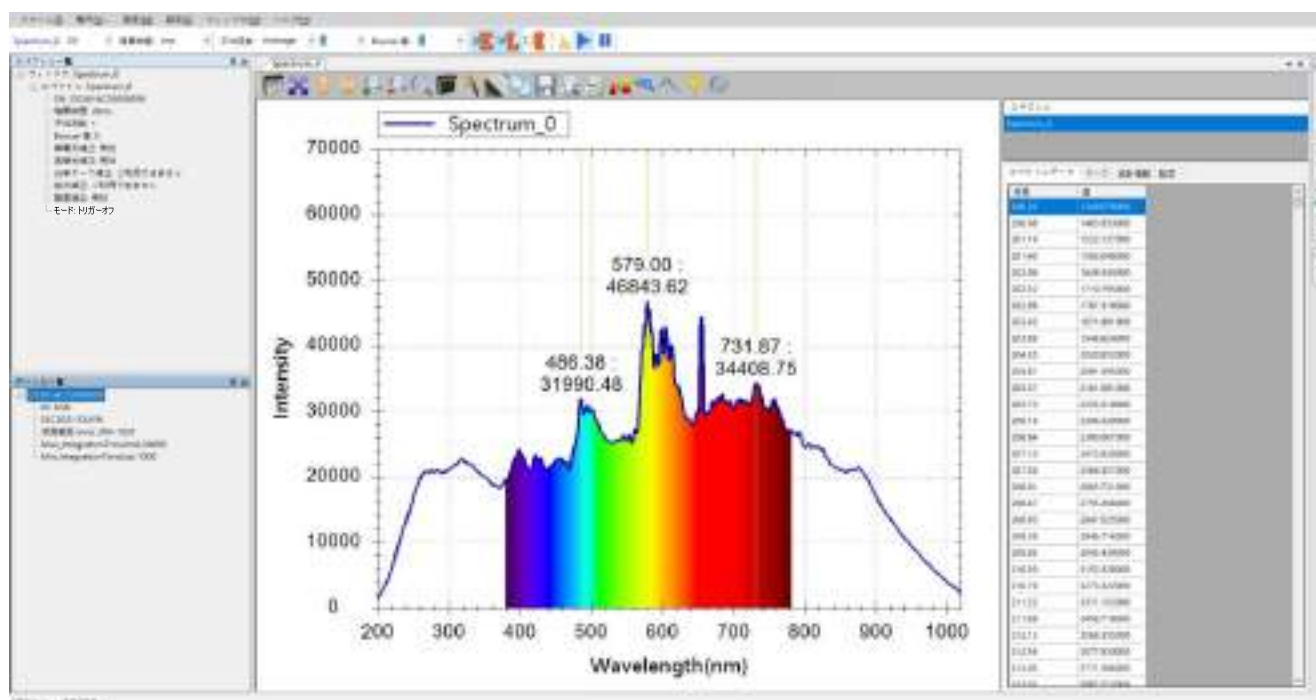


図 44 : 「ピーク情報」に入力してピークを検索した結果

上図に示すように、スペクトラスマートは波長 486, 579, 731 nm 付近のピーク値を検索しデータを表示します。コロン(:)前の数字はピークの波長、コロン(:)後の数字はピーク値の強度を示します。この強度はセンサーの出力値で、特に単位はありません。

検索するピークのベースラインが 30000 と設定されたため、それ以外のピーク値

は検出されません。検索するピークのベースラインを 20000 まで下げると、下図のように四つのピークが検出されます。

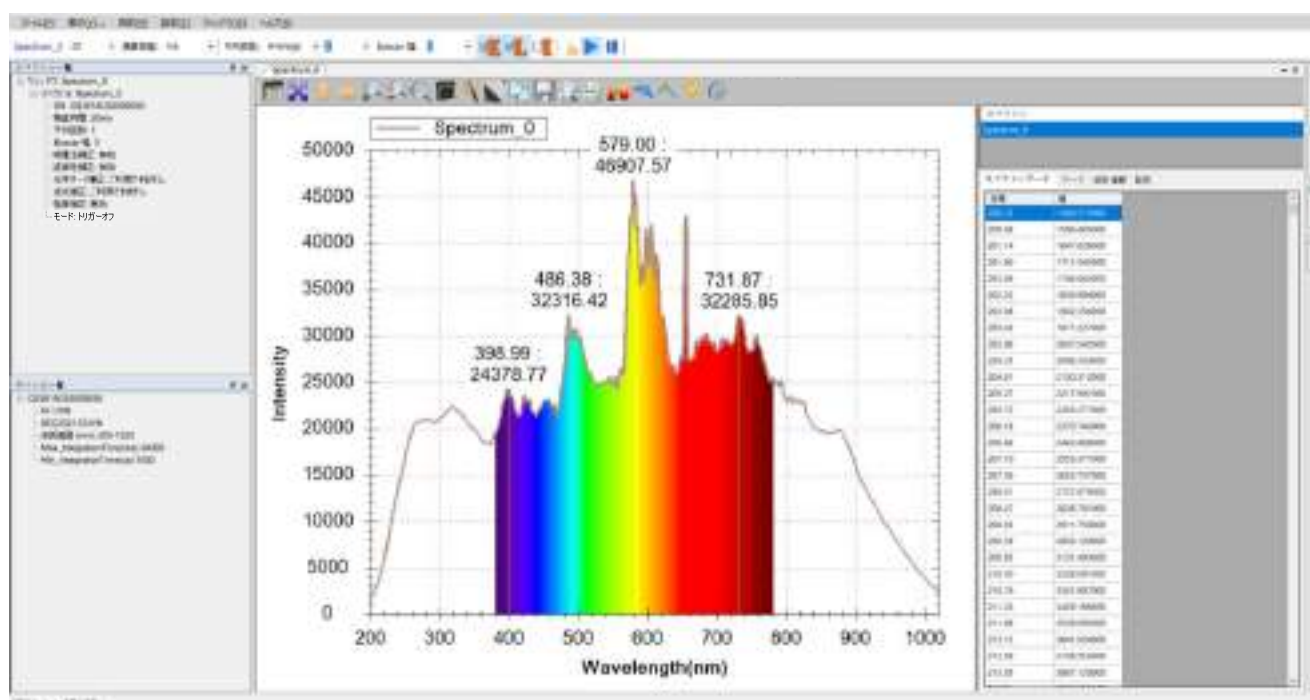


図 45 : 「検索するピークのベースライン」を 20000 まで下げた結果

現在のスペクトル図を保存

ツールバーから個々のスペクトル曲線を保存

スペクトルをファイル保存する場合は、グラフ上部ツールバーの「選択したスペクトルを...として保存する」ボタンで、現在のスペクトルを保存することができます。

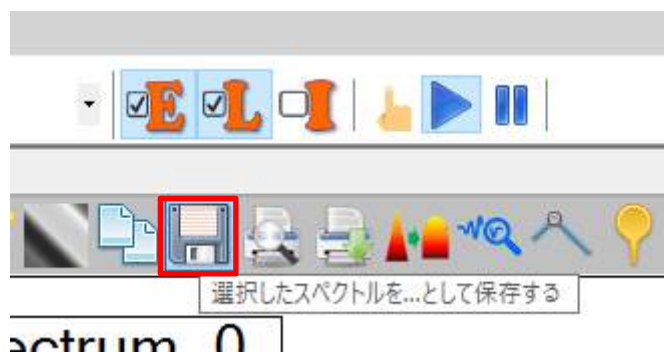


図 46 : 「選択したスペクトルを...として保存する」ボタン

このボタンを押すと、「スペクトルを選択...」画面が表示され保存したいスペクトルが選択できます。その中から一つのみ選択できます。

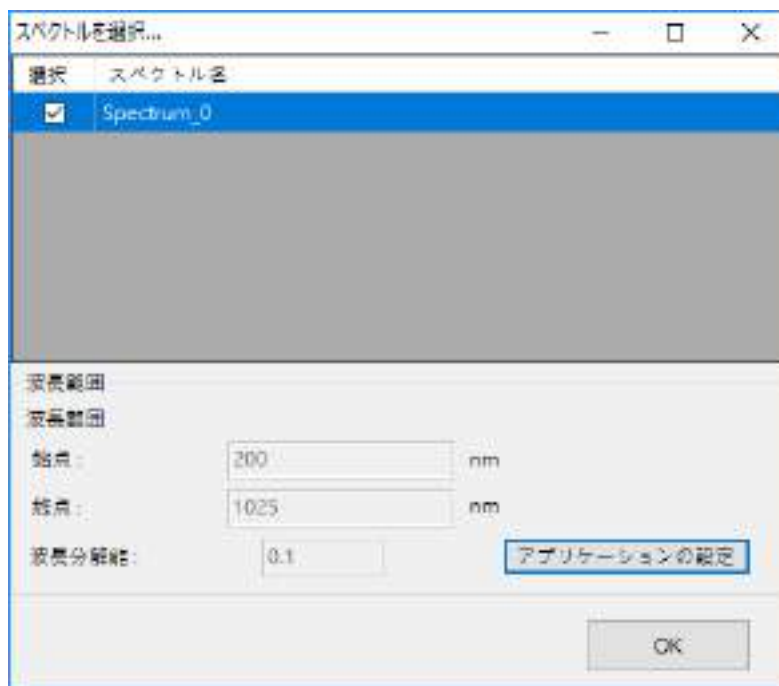


図 47 : 「スペクトルを選択...」画面

同じウィンドウに複数のスペクトル曲線が存在する場合は、スペクトルを個別に保存します。保存したいスペクトルを選択して、「OK」を押してください。「名前を付けて保存」の画面が表示されます。

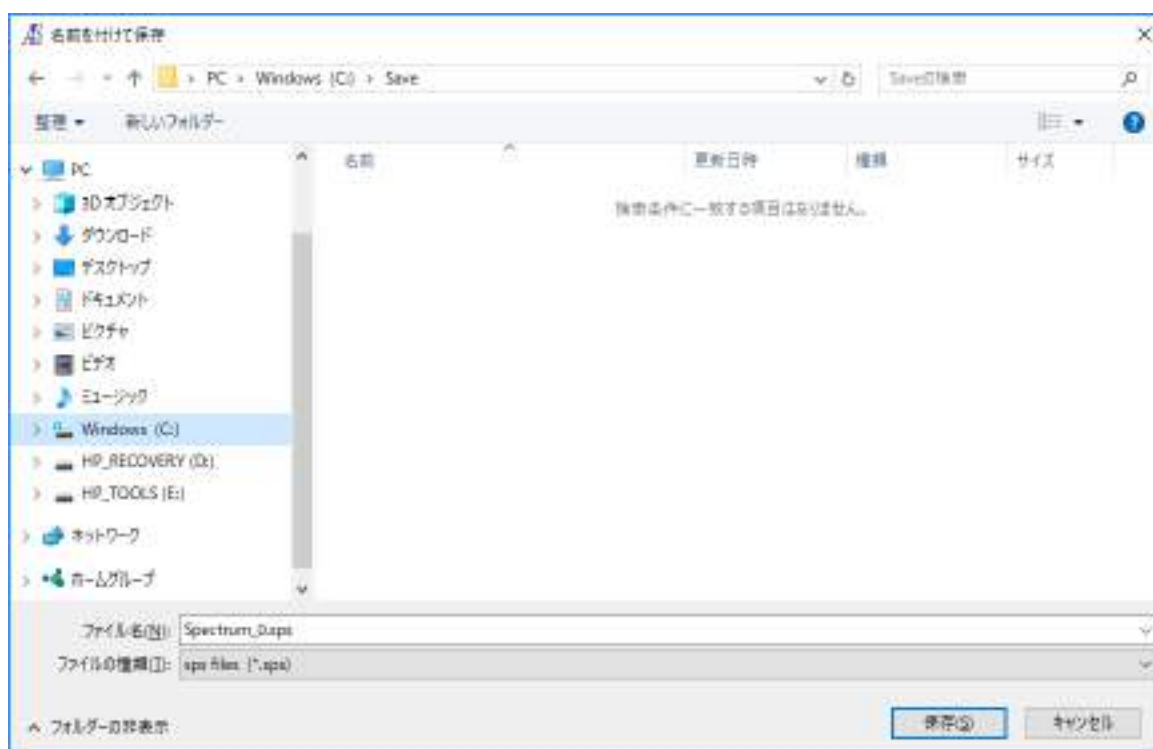


図 48 : 「名前を付けて保存」画面

保存先フォルダーとファイル名を設定したら、「保存」を押してください。スペクトルファイルが保存されます。保存時のデフォルトはスペクトラスマート独自の

ファイル形式 (.sps) を使用します。また、他のソフトウェアでも使用できるように CSV 形式あるいは TXT 形式で保存することもできます。CSV 形式あるいは TXT 形式で保存するには、「名前を付けて保存」画面の「ファイルの種類」で[csv files (* .csv)]を選択します。

注意：CSV 形式あるいは TXT 形式は他のソフトウェアにしか使用できません。スペクトラスマートでは CSV 形式あるいは TXT 形式のスペクトル曲線を読み取ることはできません。

スペクトルデータ枠から個々のスペクトル曲線を保存

ツールバーの「選択したスペクトルを...として保存する」ボタン以外にも、スペクトルデータ枠から個々のスペクトル曲線を保存することができます。スペクトルデータ枠の上半部では「スペクトル」リストに、測定中のすべてのスペクトル曲線が表示されています。保存したいスペクトルを選択してから右クリックしてポップアップメニューを開きます。次に「選択したスペクトルを...として保存する」を選択します。



図 49：ポップアップメニューで「選択したスペクトルを...として保存する」を選択

上記と同様、「名前を付けて保存」画面が表示され、同様に保存先フォルダーとファイル名を選択した後、「保存」ボタンを押します。

現在のウィンドウにあるすべてのスペクトルを保存する

スペクトラスマートでは、複数のスペクトル曲線を一つのウィンドウに表示することができます。ウィンドウ内に複数のスペクトル曲線がある場合、個別にスペクトルを保存する以外に、一括してすべてのスペクトルを保存することができます。スペクトルデータウィンドウを閉じている場合、ツールバーの「スペクトルデータの表示」ボタンを押してスペクトルデータウィンドウを開きます。スペクトルデータウィンドウ上半部の「スペクトル」リストを右クリックしてポップアップメニューを開き、「すべてのスペクトルを...に保存する」を選択します。

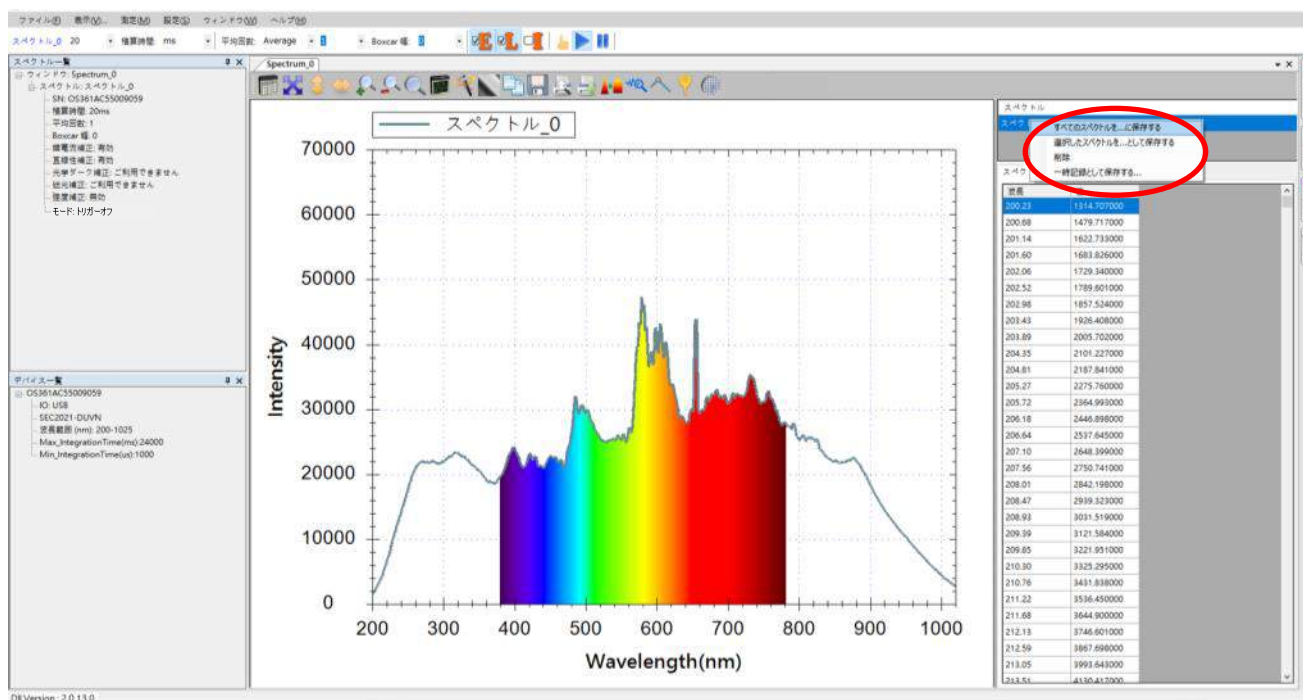


図 50：ポップアップメニューで「すべてのスペクトルを...に保存する」を選択次に「フォルダーの参照」画面が表示され、スペクトルの保存先フォルダーを選択します。

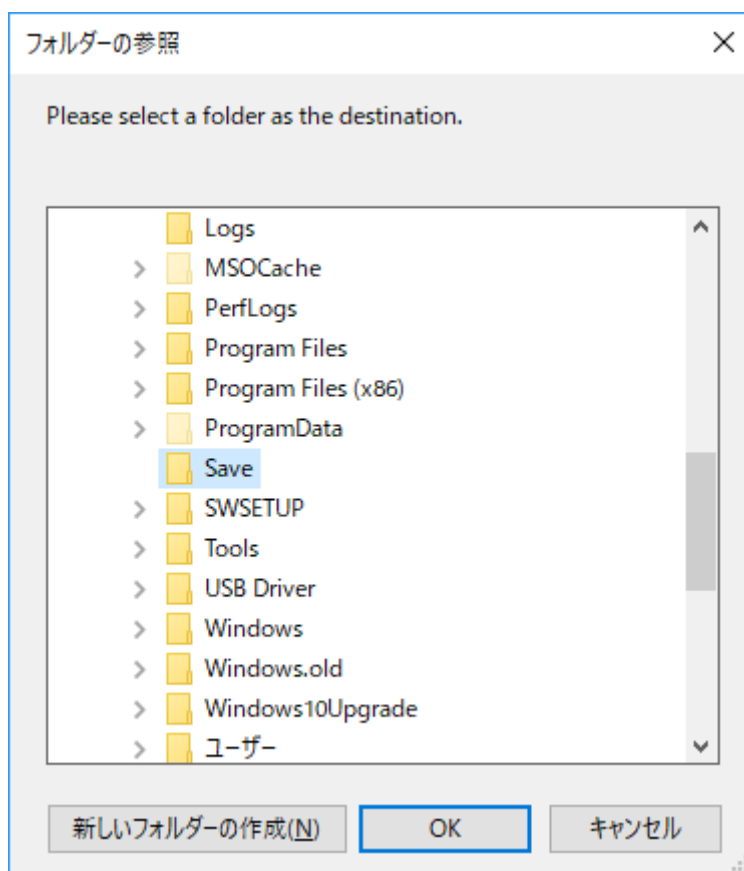


図 51：「フォルダーの参照」画面

選択が完了したら「OK」を押します。指定されたフォルダーにはすべてのスペクトルデータファイルが表示されます。ファイル名はスペクトルのタイトル+ファイルの拡張子は.sps となります。この例では保存されたファイルは「Spectrum_0.sps」となります。

現在のスペクトル曲線を一時的な記録として保存する

スペクトルをファイルとして保存する以外、スペクトラスマートでは測定中のスペクトル曲線を一時的な記録として保存することができます。一時的な記録は測定中のグラフに表示することができます。例えば、光源を変えて測定した場合、一方を一時的な記録として測定中のスペクトルに重ねることができます。例として、先ず白色 LED 光源のスペクトルを測定して一時記録に保存し、次に別の白色 LED 光源に切り替えて測定して比較をします。最初の白色 LED 光源のスペクトルは以下のようになります。

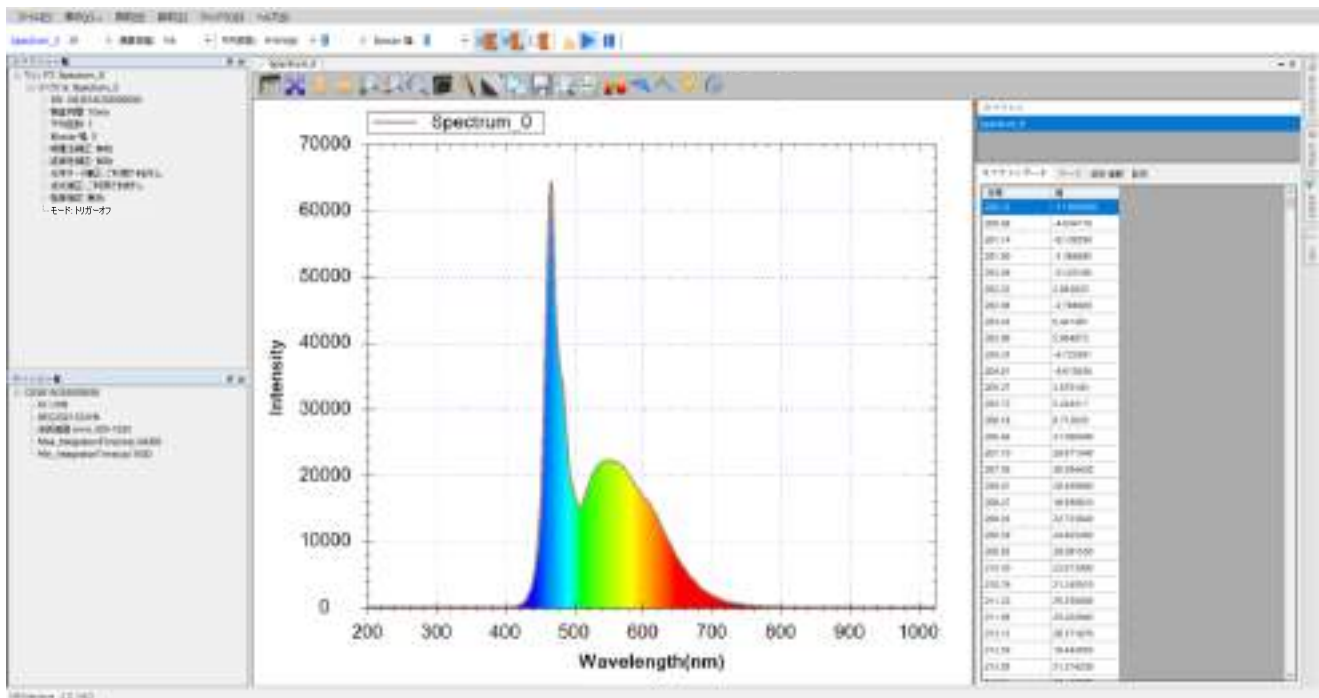


図 52：一つ目の白色 LED 光源のスペクトル

次に、スペクトルデータウィンドウの「スペクトル」リストでマウスを右クリックして、ポップアップメニューで「一時記録として保存する...」を選択します。

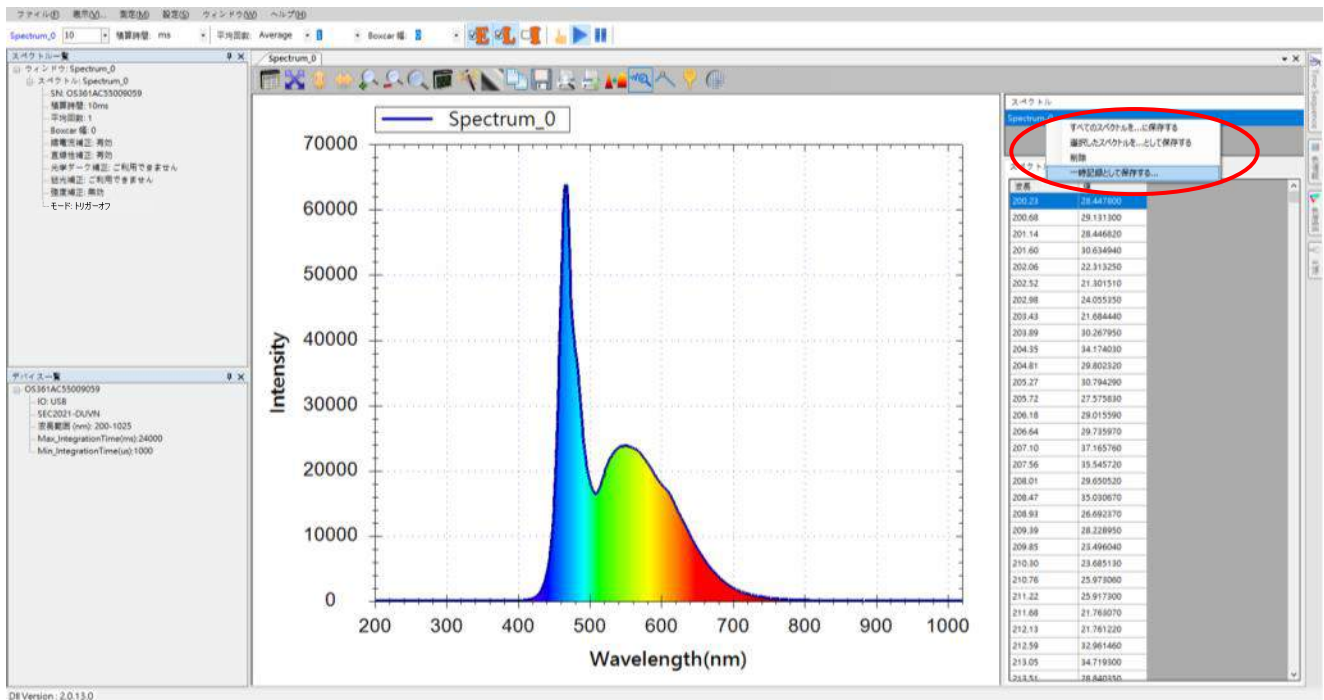


図 53：ポップアップメニューで「一時記録として保存する...」を選択

「一時記録の Spectrum 名を入力してください。」のメッセージが表示されます。

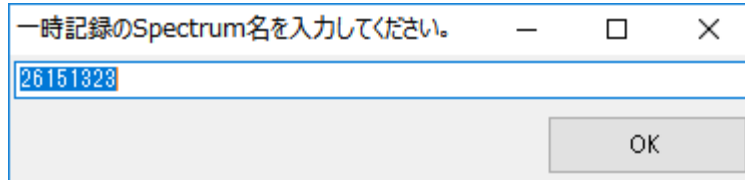


図 54：「一時記録の Spectrum 名を入力してください。」メッセージボックス

一時記録するスペクトルの名前を指定するか、あるいはデフォルトの数字番号を名前として使用することができます。例えばデフォルトの数字番号を「LED1」に変更します。

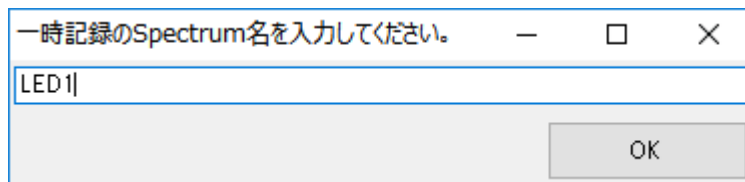


図 55：デフォルトの一時記録スペクトルの名前を「LED1」に変更

「OK」を押します。スペクトル図の中ではスペクトル曲線(すなわち図の中の「LED1」)が作成されます。

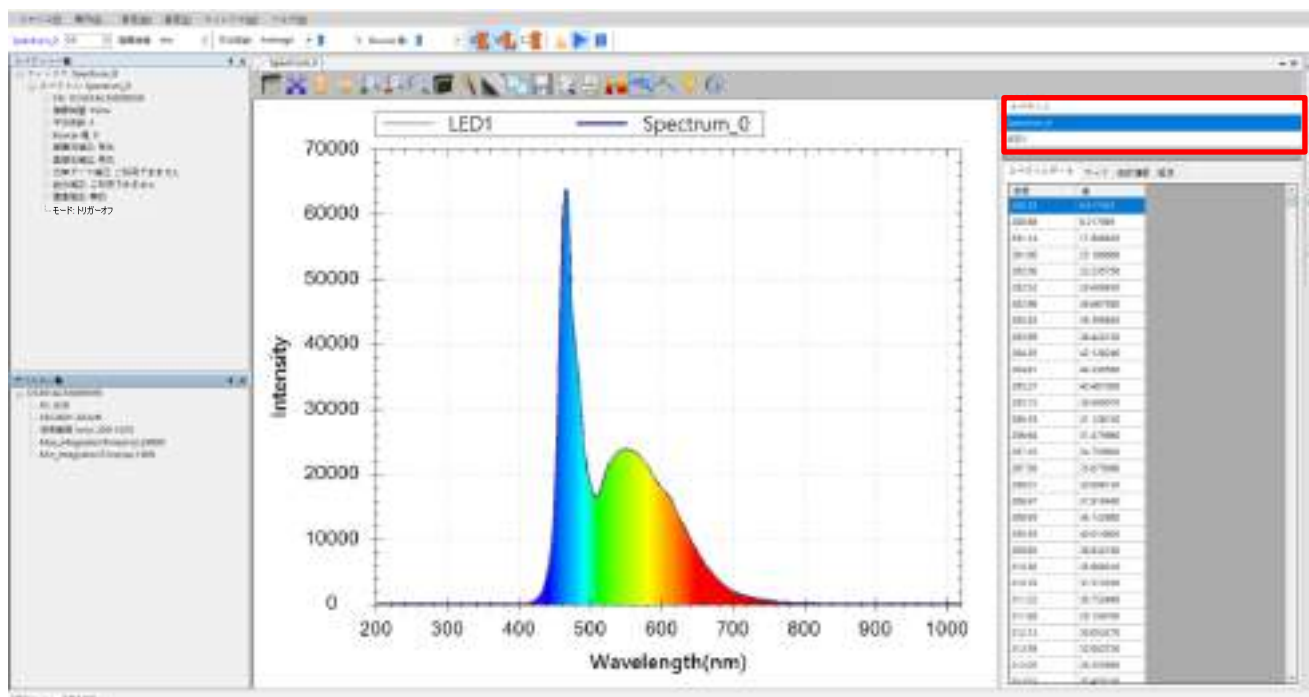


図 56 : 「スペクトル」 リスト内にもう一本の曲線が作成される

二本のスペクトル曲線は完全に重なっているため、一方が表示されていません。次に、観察しやすくするため、「設定」－「アプリケーションの設定」－「グラフ」の順に開き、「可視スペクトルの表示」機能をオフにします。



図 57 : 「可視スペクトルの表示」をオフにする

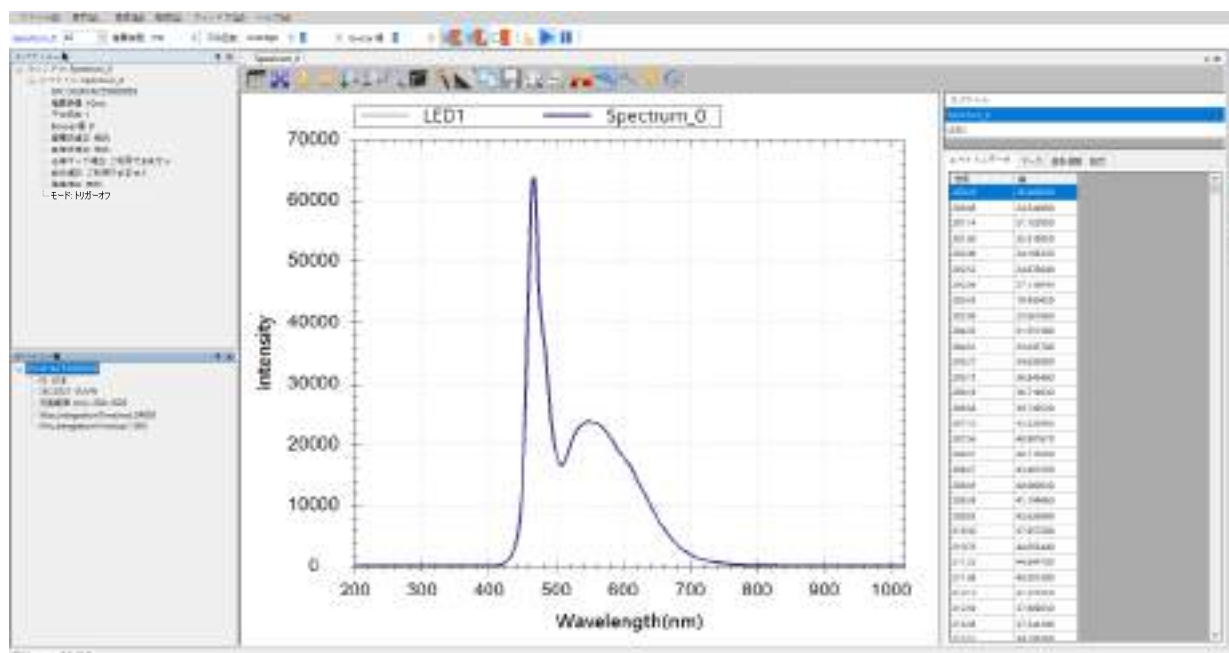


図 58：「可視スペクトルの表示」をオフにした結果

次に、測定光源を白色 LED に切り替えます。

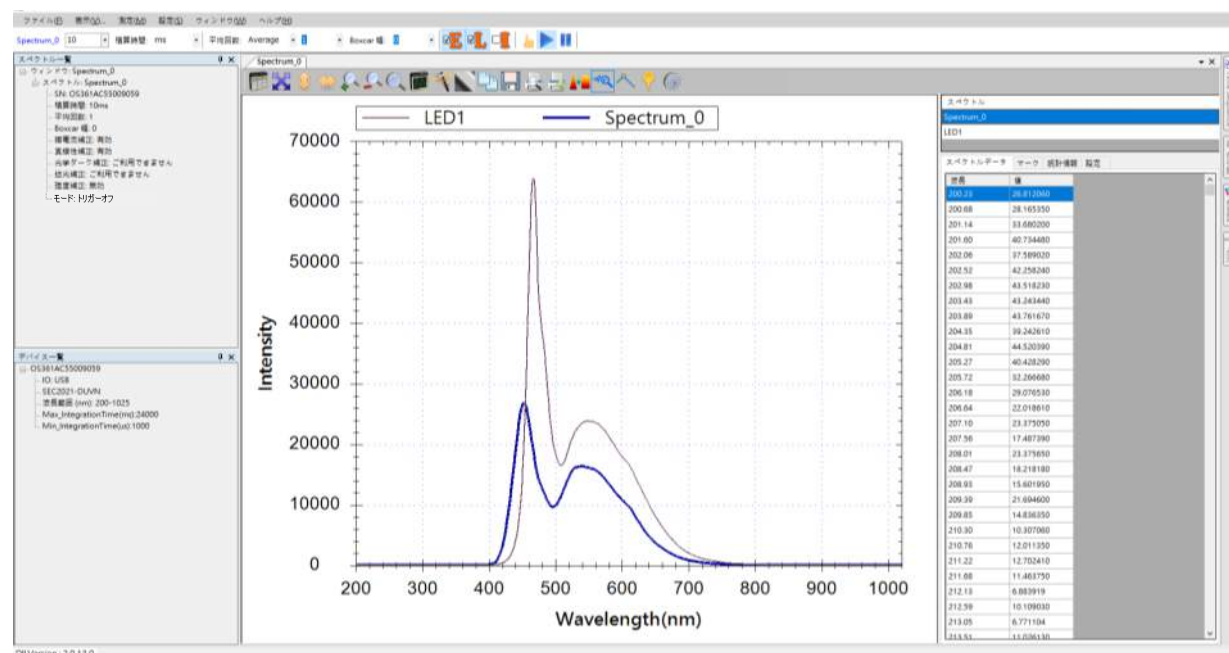


図 59：光源を二つ目の白色 LED に切り替える

どちらも白色 LED ですが、2つの光源の曲線はスペクトルが異なります。図の中で細い曲線は最初の一時的記録「LED1」、太い曲線は測定中二つ目の LED 光源のスペクトル曲線「Spectrum_0」です。スペクトルを一時的に記録する必要がなくなった場合、スペクトルデータウィンドウから削除することができます。詳細操作は「個々のスペクトル曲線の削除」を参照してください。

保存したスペクトル曲線を読み込む

以前保存したスペクトル曲線を読み込んで、今のスペクトルと比較することができます。例として現在のスペクトル(Spectrum_0)として保存し、次に橙色半透明のフィルターを光源の前に置きます。下図に示すようにスペクトルが変化します。

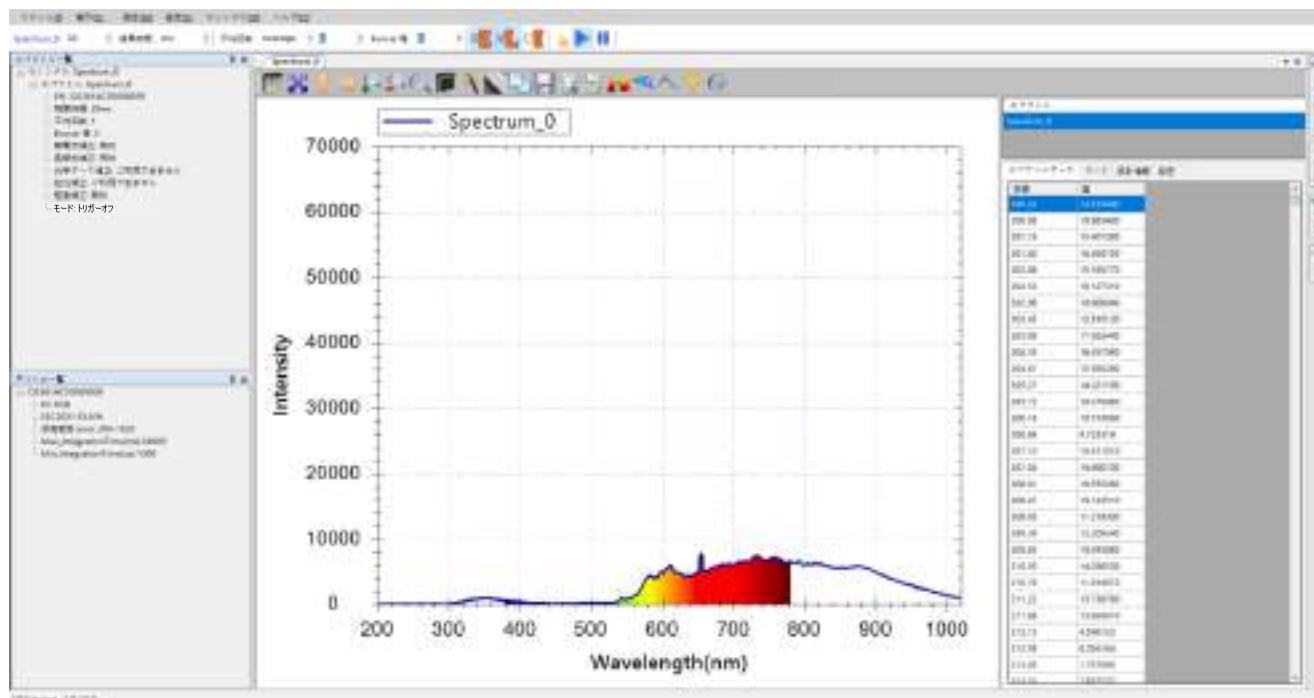


図 60：橙色半透明のフィルターを使用して現在のスペクトルを変える

次に、「ファイル」メニューの「スペクトルファイルを開く...」を選択し、先に保存したスペクトルファイル(Spectrum_0.sps)を読み込みます。

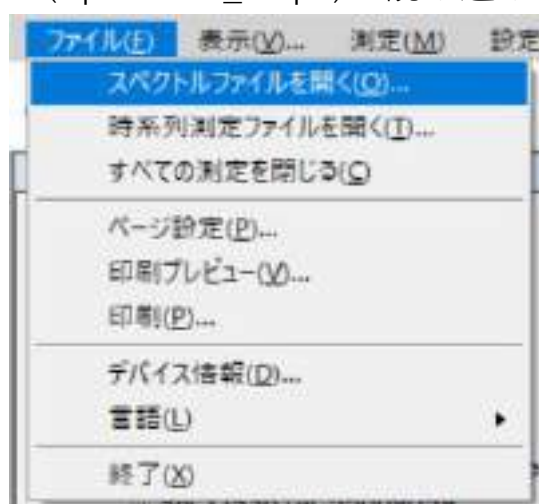


図 61：「ファイル」の「スペクトルファイルを開く」から以前保存したスペクトルを開く「既存のファイルを開く」の画面が表示されます。

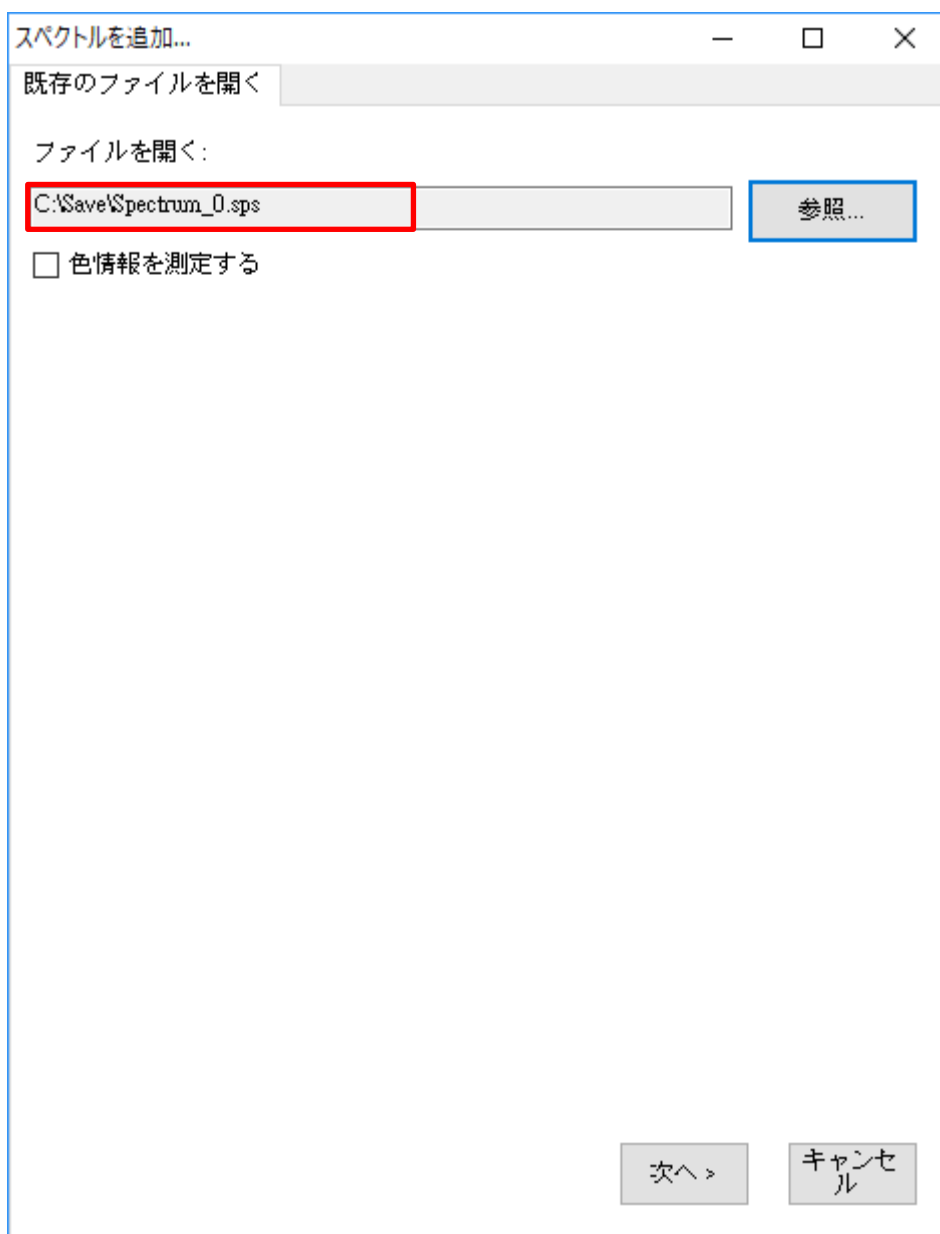


図 62 : 「スペクトルを追加...」 — 「既存のファイルを開く」

「ファイルを開く」の横にある「参照」ボタンを使用して、以前保存したファイル(C:\Save\Spectrum_0.sps)を選択します。そして「次へ」をクリックすると「表示設定」画面が表示されます。

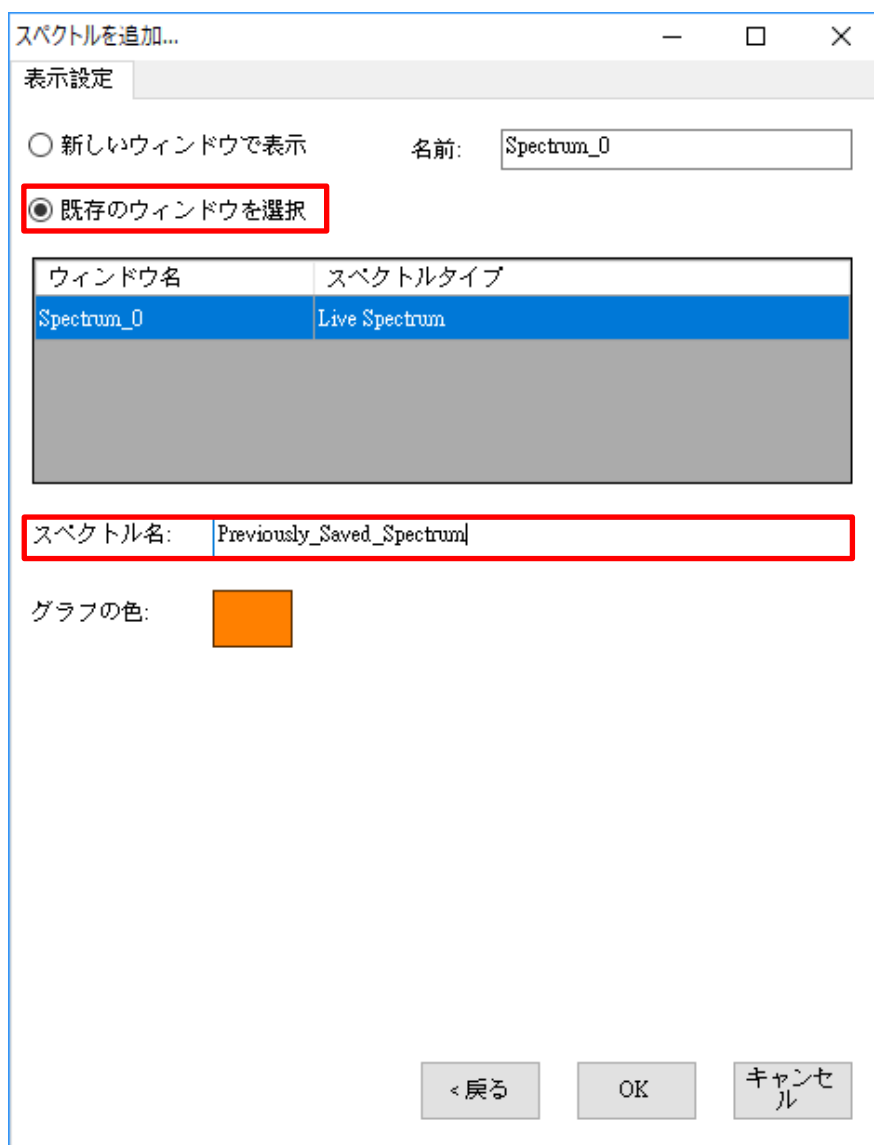


図 63 : 「スペクトルを追加...」 — 「表示設定」

「表示設定」画面で、「既存のウィンドウを選択」を選択して、スペクトルを現在の「Spectrum_0」ウィンドウに表示します。このようにスペクトルが重ね書きされてスペクトルの差異を簡単に比較することができます。さらに、読み込んだスペクトルの名前を「Previously_Saved_Spectrum」と設定すると判別しやすくなります（上図赤い枠線で表示する部分を参照してください）。「OK」を押すと、以下のような画面が表示されます。

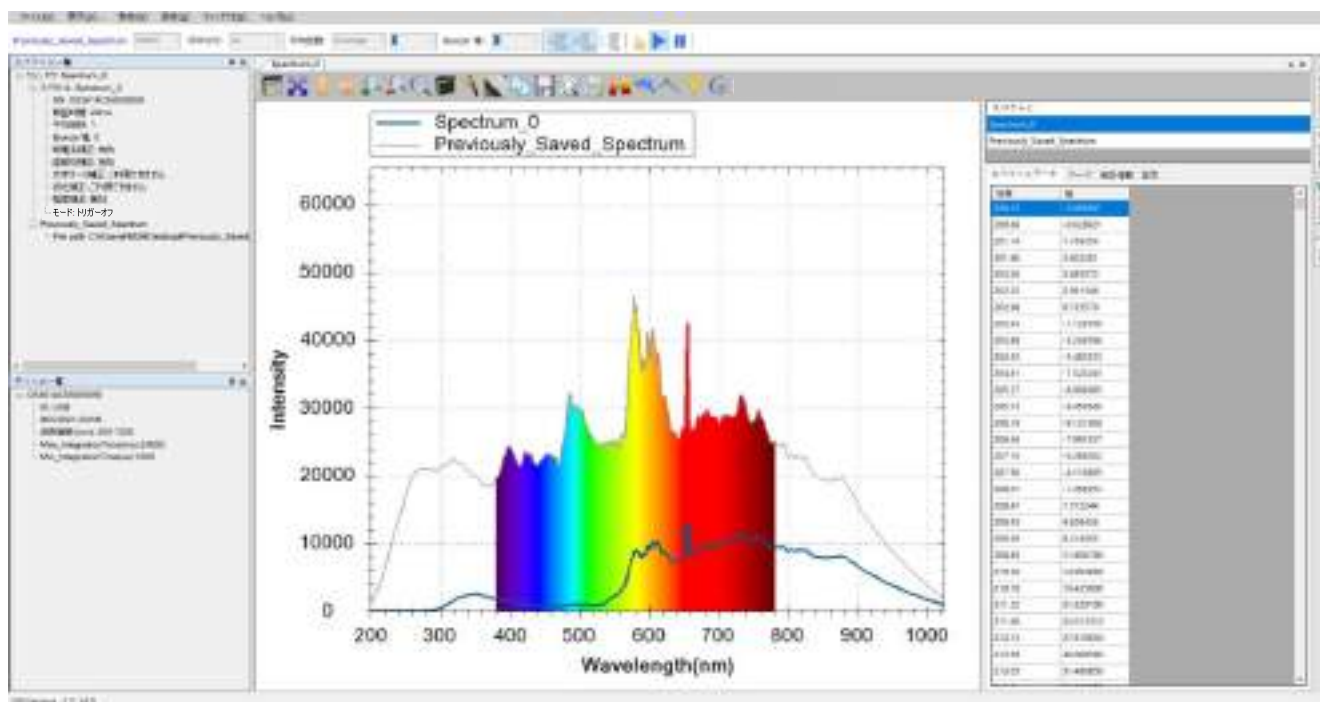


図 64：以前のスペクトルを読み込み、現在のスペクトルと比較

図に示すように、この例では、以前保存したスペクトル曲線(オレンジ色曲線)は可視スペクトルの全範囲をカバーしていますが、橙色フィルターを加えた後の、現在のスペクトル「Spectrum_0」は橙色~赤色の波長域しかカバーしていません。より分かり易く対照するため、一時的に「可視スペクトルの表示」機能をオフにすると(「可視スペクトルを表示しない」を参照)、差異がより明白になります。

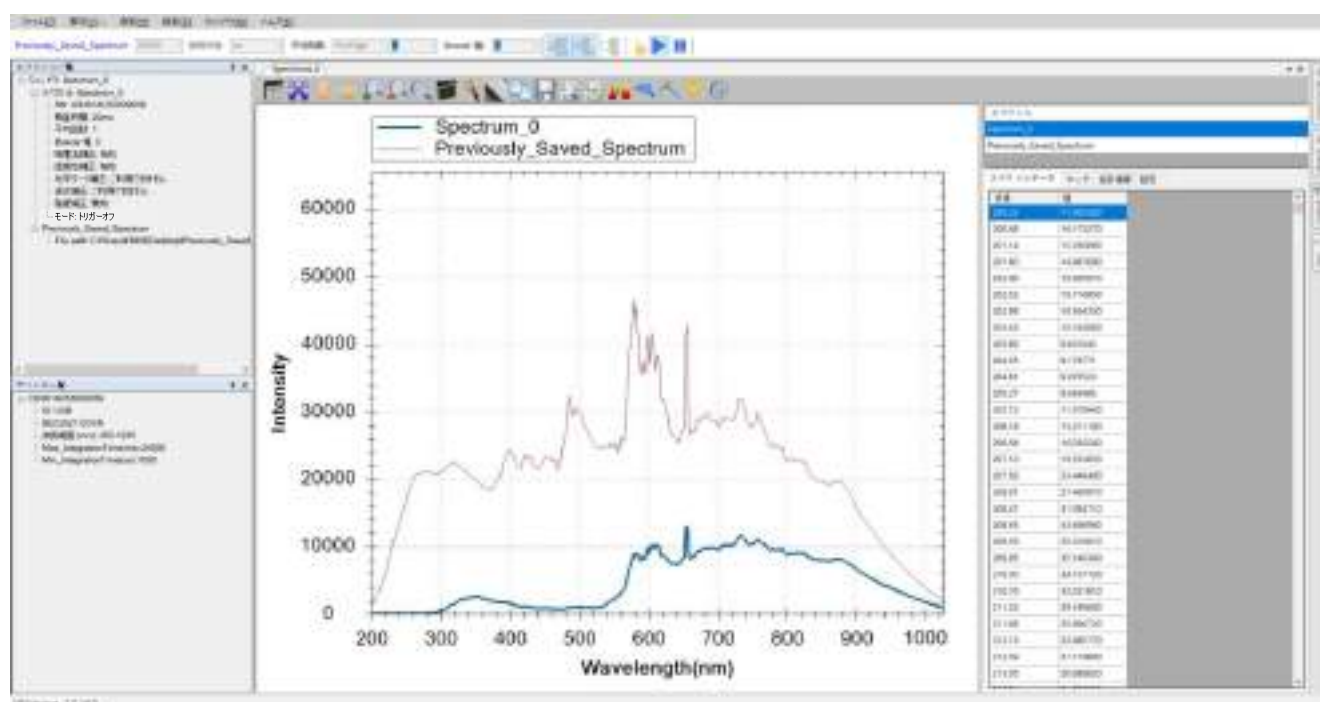


図 65：「可視スペクトルの表示」機能をオフにして、スペクトル曲線の比較を容易にする

個々のスペクトル曲線の削除

スペクトル図の上に多くのスペクトル曲線が表示されている場合、必要ではないスペクトル曲線を削除することができます。ここでは前節の「以前保存したスペクトル」を削除する手順を示します。まず、スペクトルデータウィンドウの中の「スペクトル」リストで、「Previously_Saved_Spectrum」を選択します。

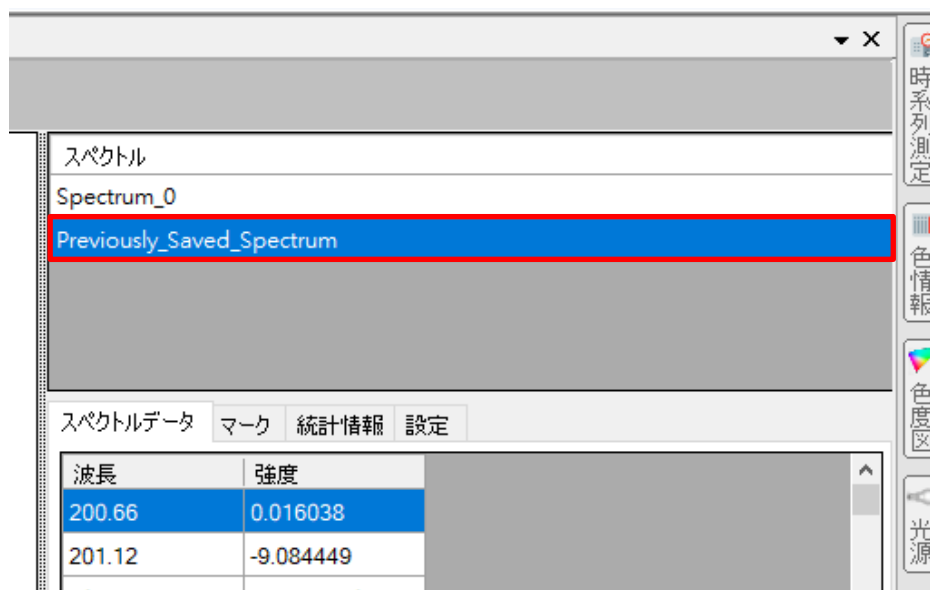


図 66：スペクトルデータウィンドウで「Previously_Saved_Spectrum」を選択

続いて、「スペクトル」リストの中を右クリックしてポップアップメニューを開き、「削除」を選択します。

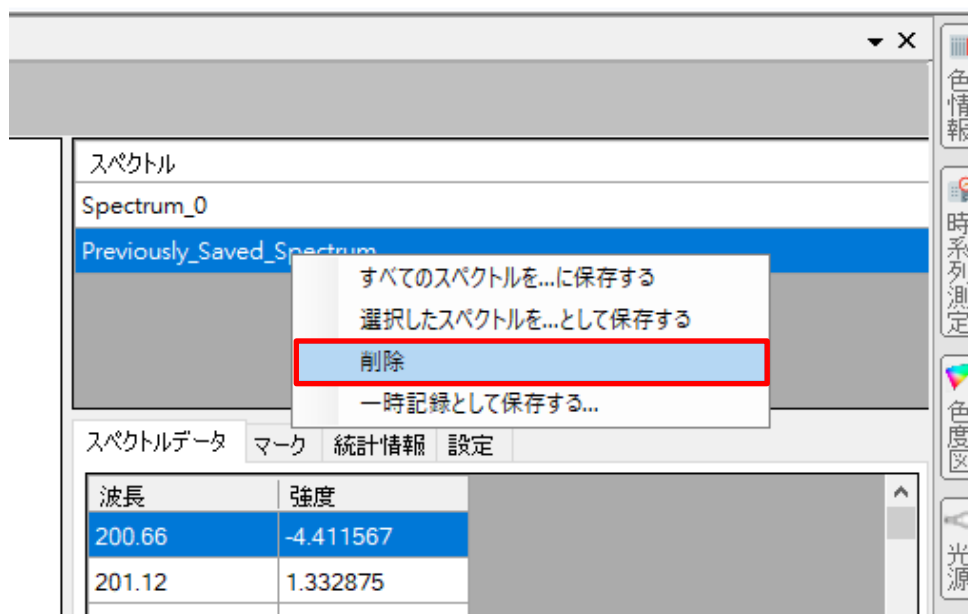


図 67：マウスの右クリックで「スペクトル」リストのポップアップメニュー開き、「削除」を選択

このように選択したスペクトル曲線が削除されます。

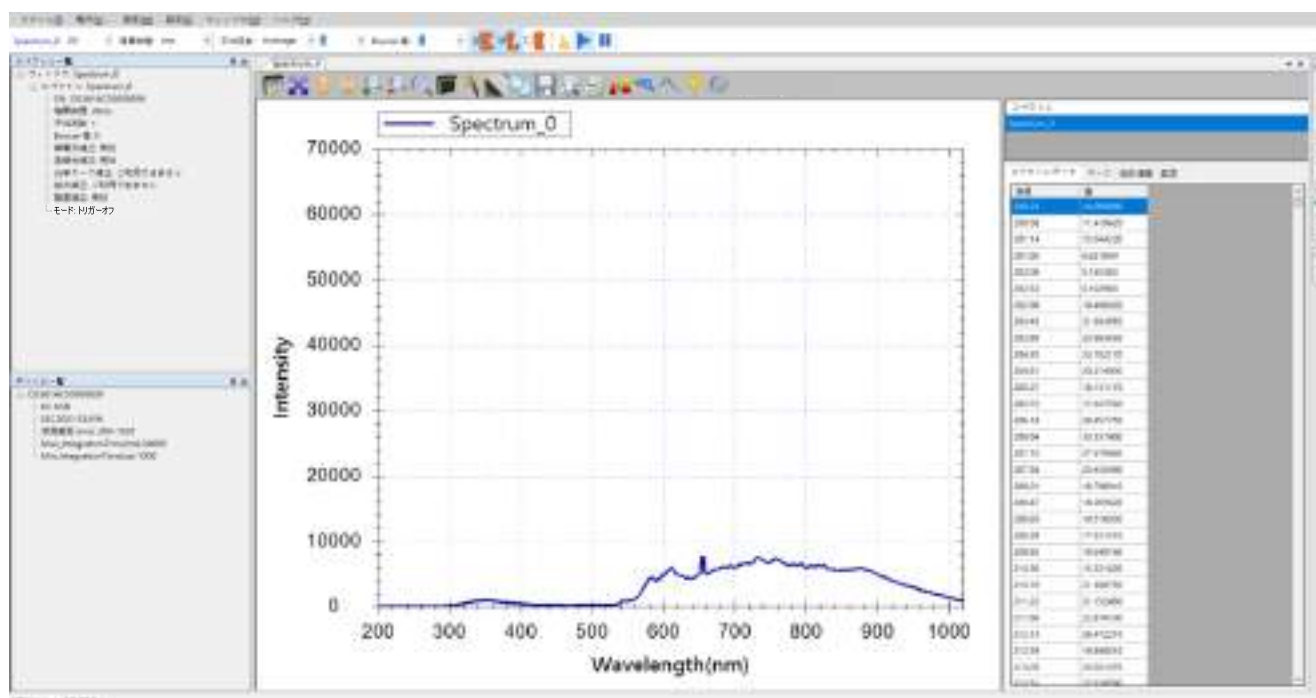


図 68 : 「Previously_Saved_Spectrum」 が削除された

スペクトルの印刷とプレビュー

現在のスペクトルを印刷したい場合は、スペクトル図上部のツールバーの「印刷プレビュー」と「印刷」ボタンを使用します。



図 69 : 「印刷プレビュー」 ボタン



図 70 : 「印刷」 ボタン

「印刷プレビュー」を押すと、「印刷プレビュー」ウィンドウが開き、現在のスペクトル図が表示されます。

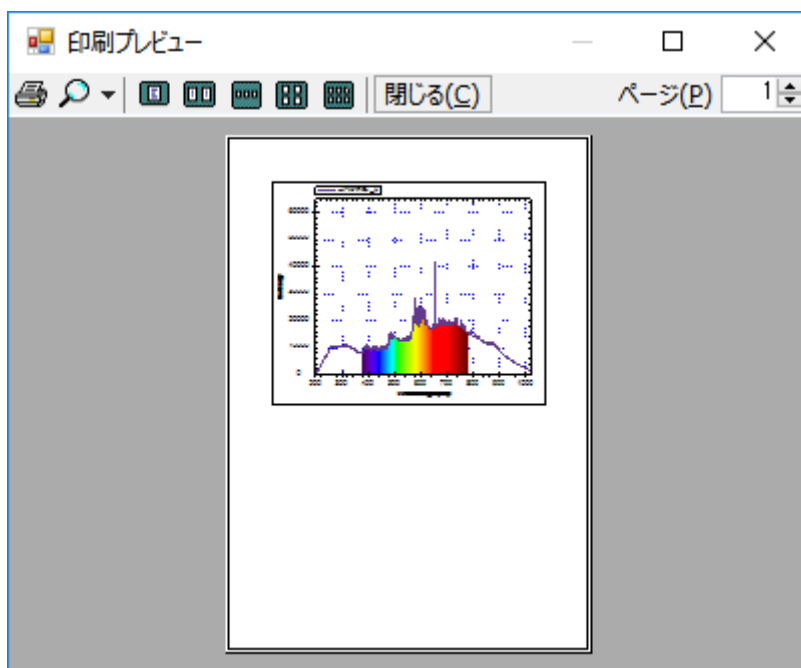


図 71 : 「印刷プレビュー」 ウィンドウ

ウィンドウを拡大して、必要とした図であるか確認できます。印刷プレビューウィンドウの左上部にあるプリンターアイコンを押せば印刷がスタートします。スペクトルのプレビューが必要ではない場合は、直接、ツールバーの「印刷」ボタンを押すと印刷ウィンドウが表示され、印刷することができます。

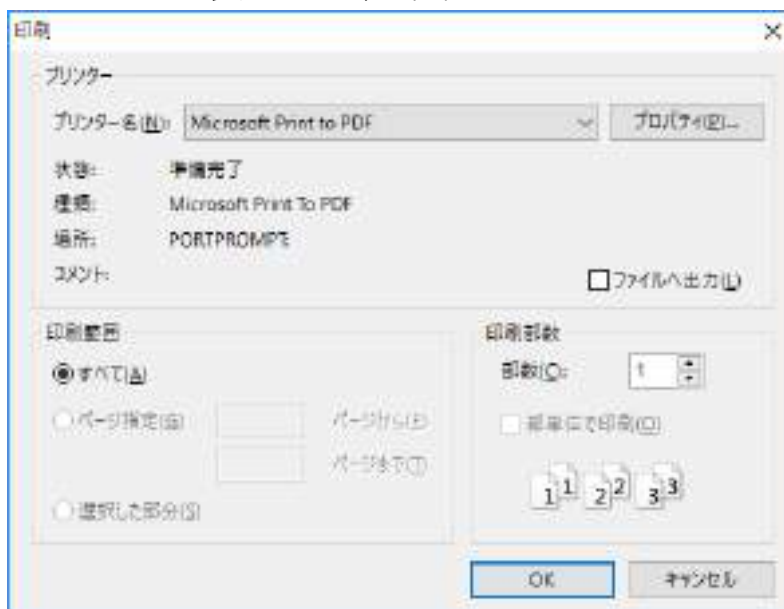


図 72 : 「印刷」 ウィンドウ

「ファイル」メニューにも「印刷」と「印刷プレビュー」機能あり、ツールバーボタンと同じウィンドウが開きます。加えて、「ファイル」メニューには「ページ設定」があります。

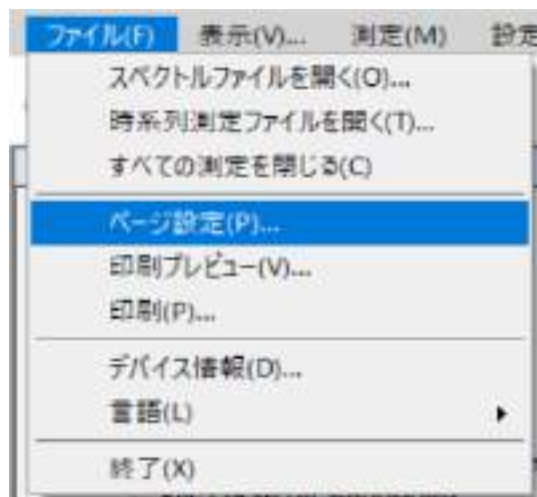


図 73 : 「ファイル」メニューから「ページ設定」を選択

この機能で用紙、印刷の向き、余白などの印刷形式の設定ができます。



図 74 : 「ページ設定」画面

光源制御

スペクトラスマートは I/O 信号を介して外部光源のオン/オフを制御することができます。スペクトラスマートの光源制御ボタンはウィンドウの右端にあります。これを押すと光源枠が表示されます。

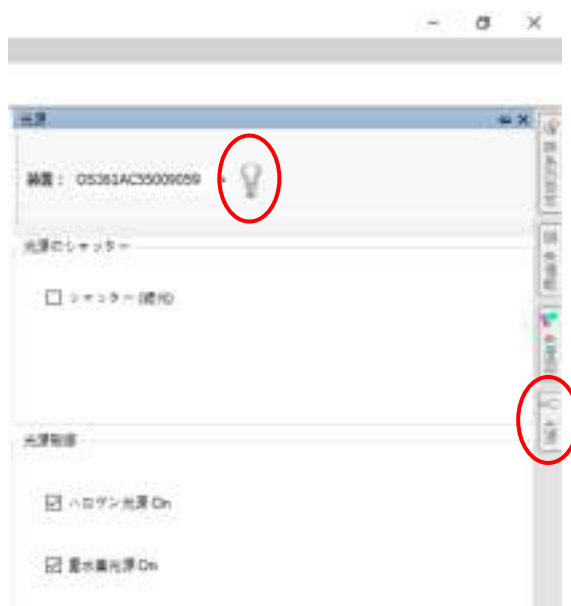


図 75 : 「光源」 ボタン

「光源」 ボタンの動作モードは「作動」と「非作動」二つのモードがあります。一度押すと作動します、もう一度押すと非作動となります。

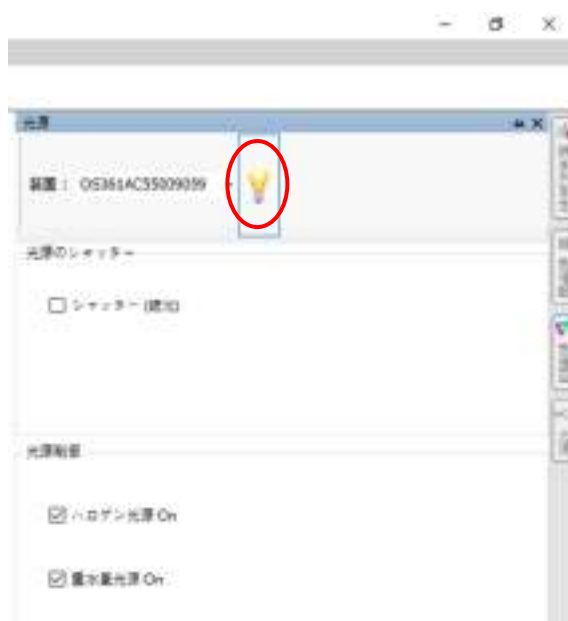


図 76 : 「光源」 ボタンの作動と非作動の状態

スペクトルスキャンインターバル

スペクトラスマートは、デフォルトで一定のインターバルで継続的にデータを取得します。そのインターバルは指定した積算時間+約 30 ms となり、分光器のチップの速度とスペクトラスマートを実行するコンピューターの性能に依存しています。積算時間の設定が 50 ms の場合、約 80 ms ごとにスペクトルデータを取得します。必要に応じてインターバル設定は変更できます。

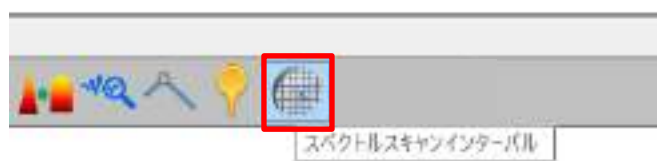


図 77 : 「スペクトルスキャンインターバル」 ボタン

スペクトル図のツールバーの「スペクトルスキャンインターバル」ボタンを押すと、「スペクトルスキャンインターバル」設定画面が表示されます。

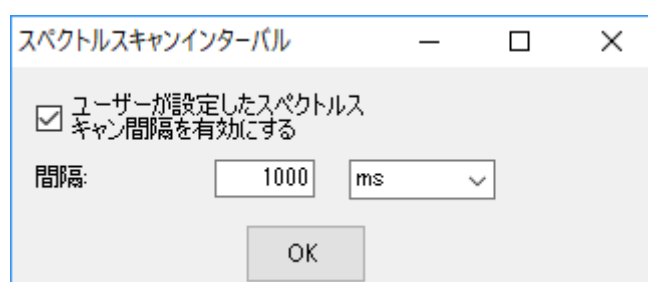


図 78 : 「スペクトルスキャンインターバル」 設定画面 (1000 ms)

「ユーザーが設定したスペクトルスキャン間隔を有効にする」を選択して「インターバル」の値を変更して「OK」を押すと、スペクトル図が異なる速度で更新されます。上図のようにインターバルを 1000 ms に設定すると、スペクトル図は約 1 秒に 1 回更新されます。

自動的に積算時間を設定する

スペクトル図を作成する時、必ずスペクトルデータの積算時間（センサーの露光時間）を設定します。積算時間が分からない時は、先にデフォルト値(50 ms)でスペクトルを測定し、ツールバーの「積算時間の自動設定」ボタンを押すと、スペクトラスマートは自動的に最適な積算時間を設定します。



図 79 : 「積算時間の自動設定」 ボタン

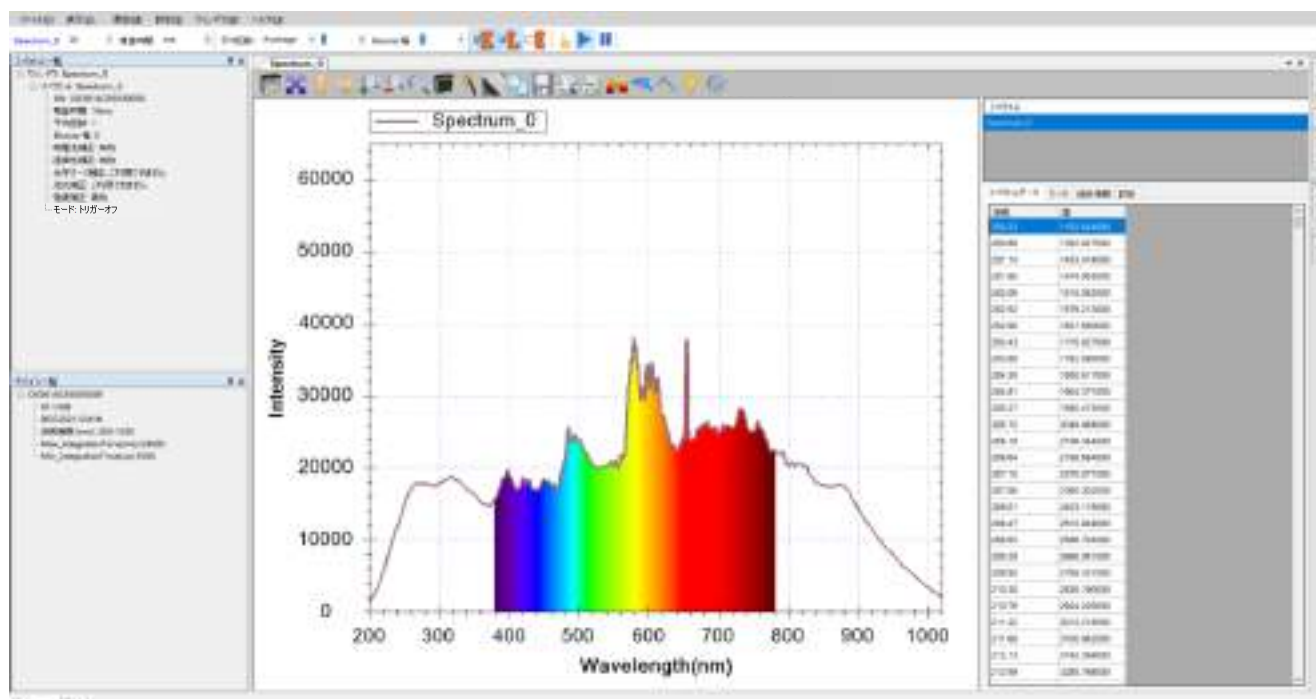


図 80 : 「積算時間の自動設定」 ボタンを使った結果

例では「積算時間の自動設定」ボタンを使用した後、積算時間は 50 ms から 16 ms へ調整され、スペクトルが全体的に少し下方方向へ修正されています。

ダークスペクトルの設定

「積算時間の自動設定」ボタンの右側に「ダークスペクトルの設定」のボタンがあります。

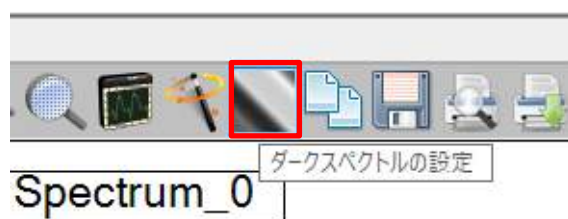


図 81 : 「ダークスペクトルの設定」 ボタン

このボタンの機能は「リファレンススペクトあるいはダークスペクトルを再設定する」を参照してください。

FWHM

スペクトラスマートには FWHM(半値全幅)をリアルタイムに表示する機能があります。「FWHM」ボタンを選択した後に、図形の任意の場所をクリックすると、プログラムは自動的に最も近いピーク値を検索し、その FWHM を計算し、スペクトル図上に表示します。

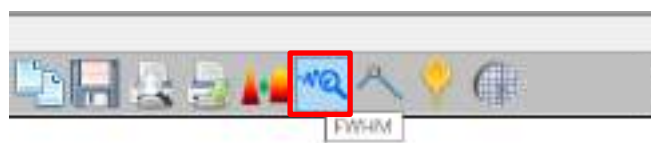


図 82 : 「FWHM」 ボタン

スペクトルデータをクリップボードにコピー

スペクトルのデータはツールバーの「クリップボード」ボタンを使って、クリップボードへコピーし、他のプログラムにペーストして使用することができます。

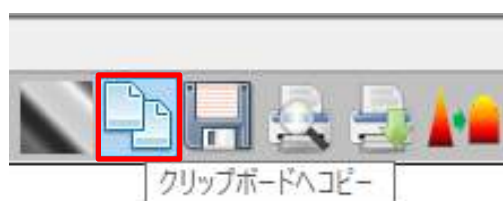


図 83 : 「クリップボードへコピー」 ボタン

「クリップボードへコピー」ボタンを押すと、右側の「スペクトルデータ」枠の内容がすべて選択されてクリップボードへコピーされます。続いて、他のプログラムにデータをペーストします。以下は Windows のメモ帳と Microsoft Excel にペーストした結果です。

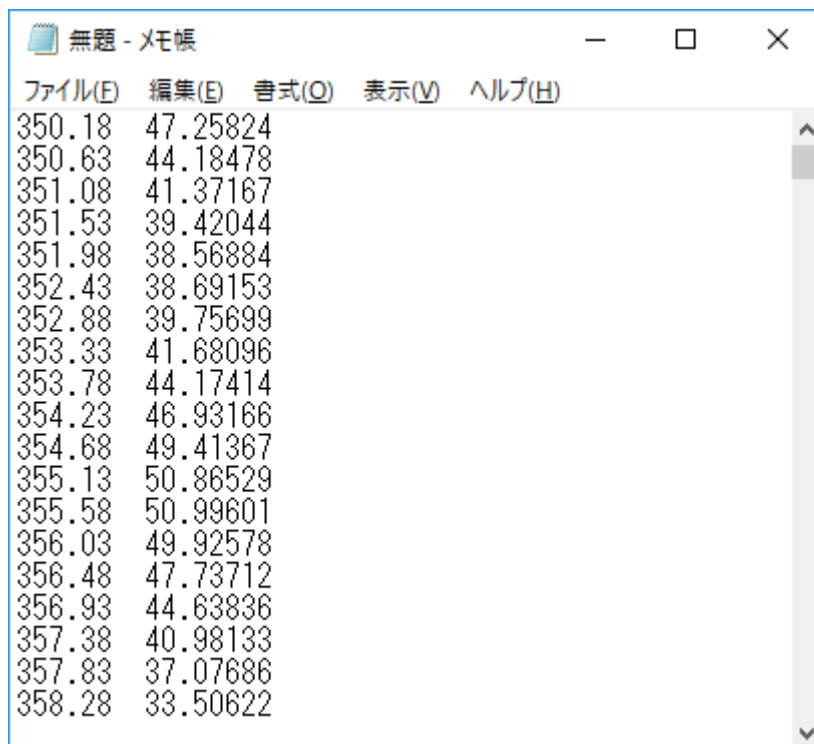


図 84 : スペクトルデータを「メモ帳」にペーストした結果

	A	B	C	D	E	F	G
1	350.18	47.25824					
2	350.63	44.18478					
3	351.08	41.37167					
4	351.53	39.42044					
5	351.98	38.56884					
6	352.43	38.69153					
7	352.88	39.75699					
8	353.33	41.68096					
9	353.78	44.17414					
10	354.23	46.93166					
11	354.68	49.41367					
12	355.13	50.86529					
13	355.58	50.99601					
14	356.03	49.92578					
15	356.48	47.73712					
16	356.93	44.63836					
17	357.38	40.98133					
18	357.83	37.07686					
19	358.28	33.50622					
20	358.73	31.07182					

平均: 198.6837928 データの個数: 40 合計: 7947.35171 100%

図 85 : スペクトルデータを「Microsoft Excel」プログラムにペーストした結果

ワンショット

通常、スペクトラスマートは測定の進行中は分光器から継続にデータを取得します。1回のみの数値だけでよい場合には、ツールバーの「ワンショット」ボタンを使用します。

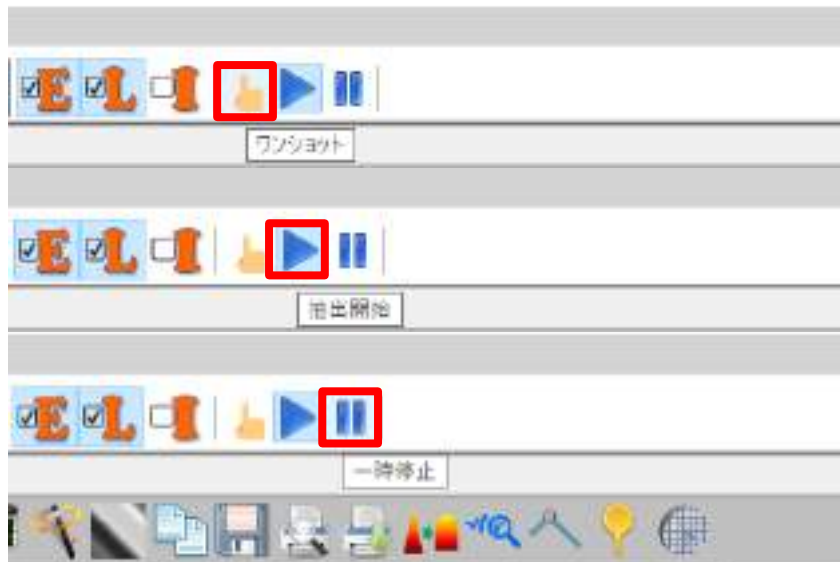


図 86 : 「ワンショット」、「抽出開始」、「一時停止」ボタン

ワンショットする前に、必ず先に「一時停止」ボタンで連続取得を一時停止しておいてください。その後、「ワンショット」ボタンを押すごとに、データがキャプチャされます。連続キャプチャを戻したい場合は、「抽出開始」ボタンを押します。

測定図を閉じる

スペクトル、ストリップチャート、吸光度などの測定図を終了するときには、測定図画面の右上角の(X)ボタンを押します。

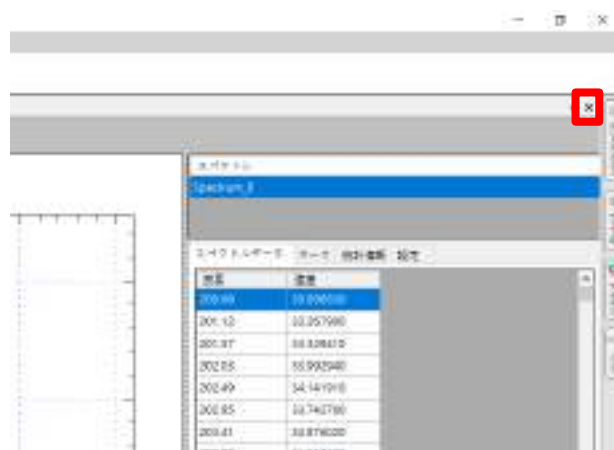


図 87 : 測定図を閉じるボタン

注意：測定図を閉じると、設定した測定条件も消えてしまいます。また同じ測定条件が必要な場合には、再度、新たに測定条件を設定する必要があります。

一度にすべての測定図を閉じる

上記の機能以外に、スペクトラスマートは「すべての測定を閉じる」ことができます。多数の測定を閉じる時には非常に便利です。「ファイル」メニューから「すべての測定を閉じる」を選択してください。

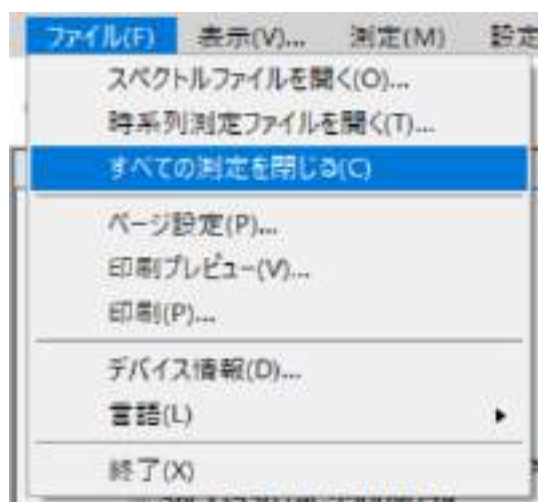


図 88：「ファイル」メニューから「すべての測定を閉じる」を選択

7. ストリップチャート (特定波長での経時的測定)

ある波長あるいは波長範囲の数値変化を継続的に観察するために、スペクトラスマートにはストリップチャート(Strip Chart)が用意されています。以下の説明のために、まずスペクトル測定を設定します。

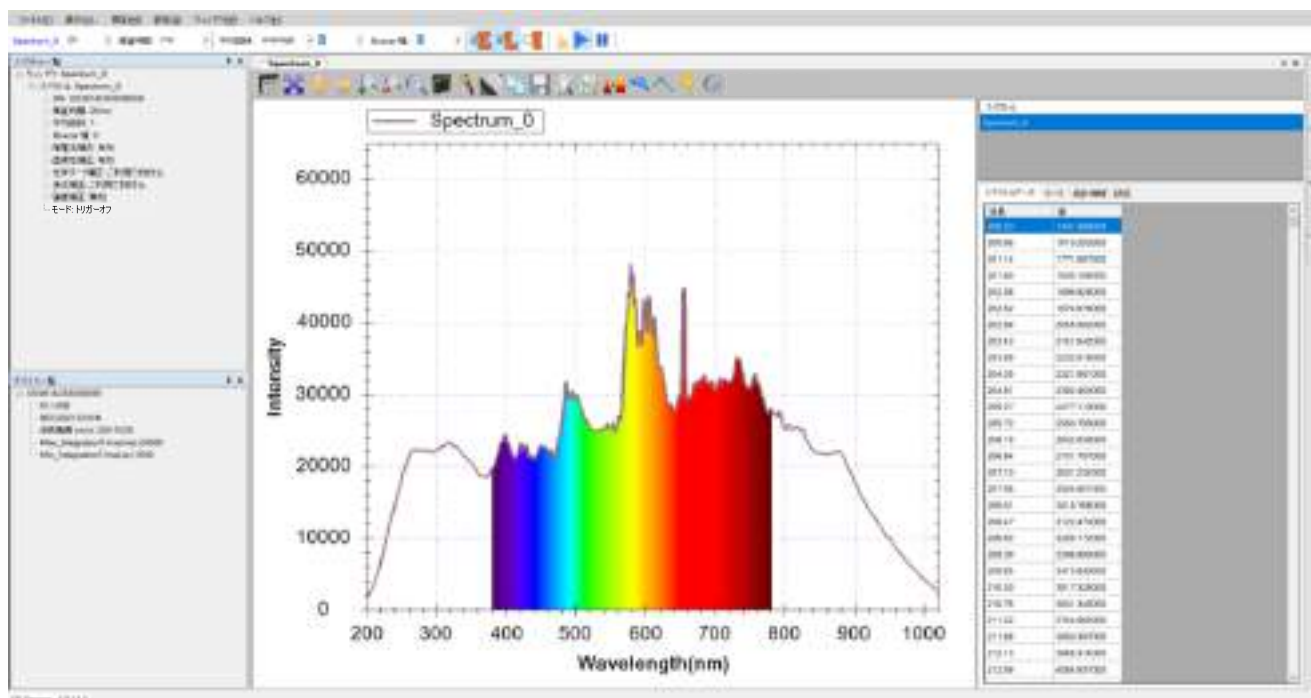


図 1：まずスペクトル測定を作成

ストリップチャートの設定

続いてストリップチャートを作成します。「測定」メニューから、「Strip Chart」を選択して「New Strip Chart を追加...」画面を開きます。



図 2：「測定」メニューから「Strip Chart」を選択

「Strip Chart 設定」の画面は下図のようになります。

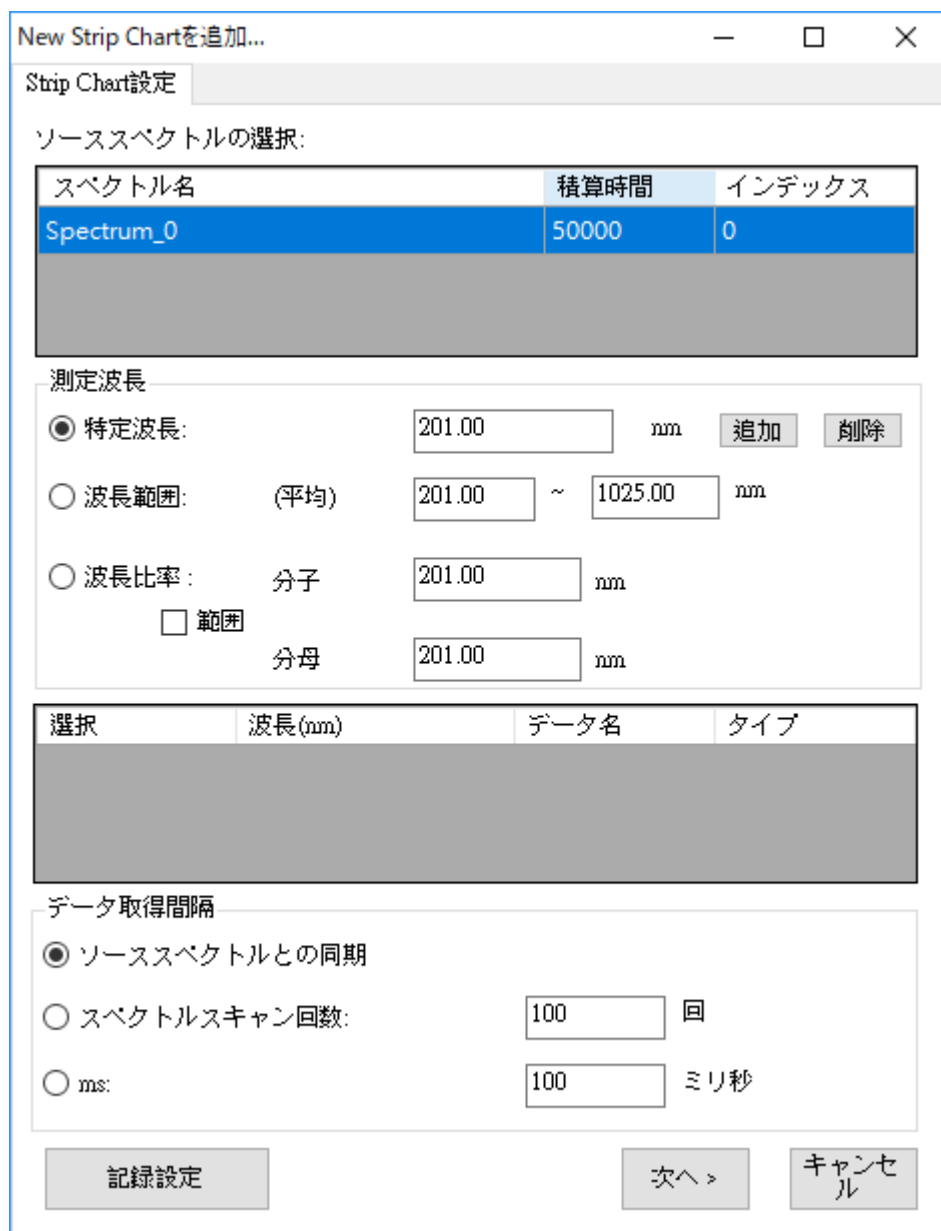


図 3 : 「New Strip Chart を追加...」 - 「Strip Chart 設定」

まず「Strip Chart 設定」画面から対象とするソーススペクトルを選択します。この場合では、「Spectrum_0」を選択しています。続いて、波長あるいは波長範囲を選択し「追加」を押します。複数の波長を追加する場合には、繰り返して他の波長を選択し「追加」を押します。続いて画面表示の「データ取得間隔」を指定します。ソーススペクトルのデータ取得インターバルと同期するか、スキャン回数を指定するか、スキャン間隔を指定するかを選択します。

「記録設定」を押すと、「記録設定」の画面が表示されて、「開始時刻」、記録のた

めの「データ取得間隔」、「停止時刻」が設定できます。設定し終わったら、「OK」を押し、さらに現れたダイアログの「OK」を押しします。

設定し終わったら、「New Strip Chart を追加...」画面の「次へ」を押しします。

記録設定

開始時刻

開始前待機時間: ms

データ取得間隔

ソースとの同期

各: ms

2番目のデータから取得する

停止時刻

ユーザーによってキャンセルされるまで継続して記録

記録時間: ms

OK Cancel

図 4 : 「New Strip Chart を追加...」 - 「Strip Chart 設定」 - 「記録設定」

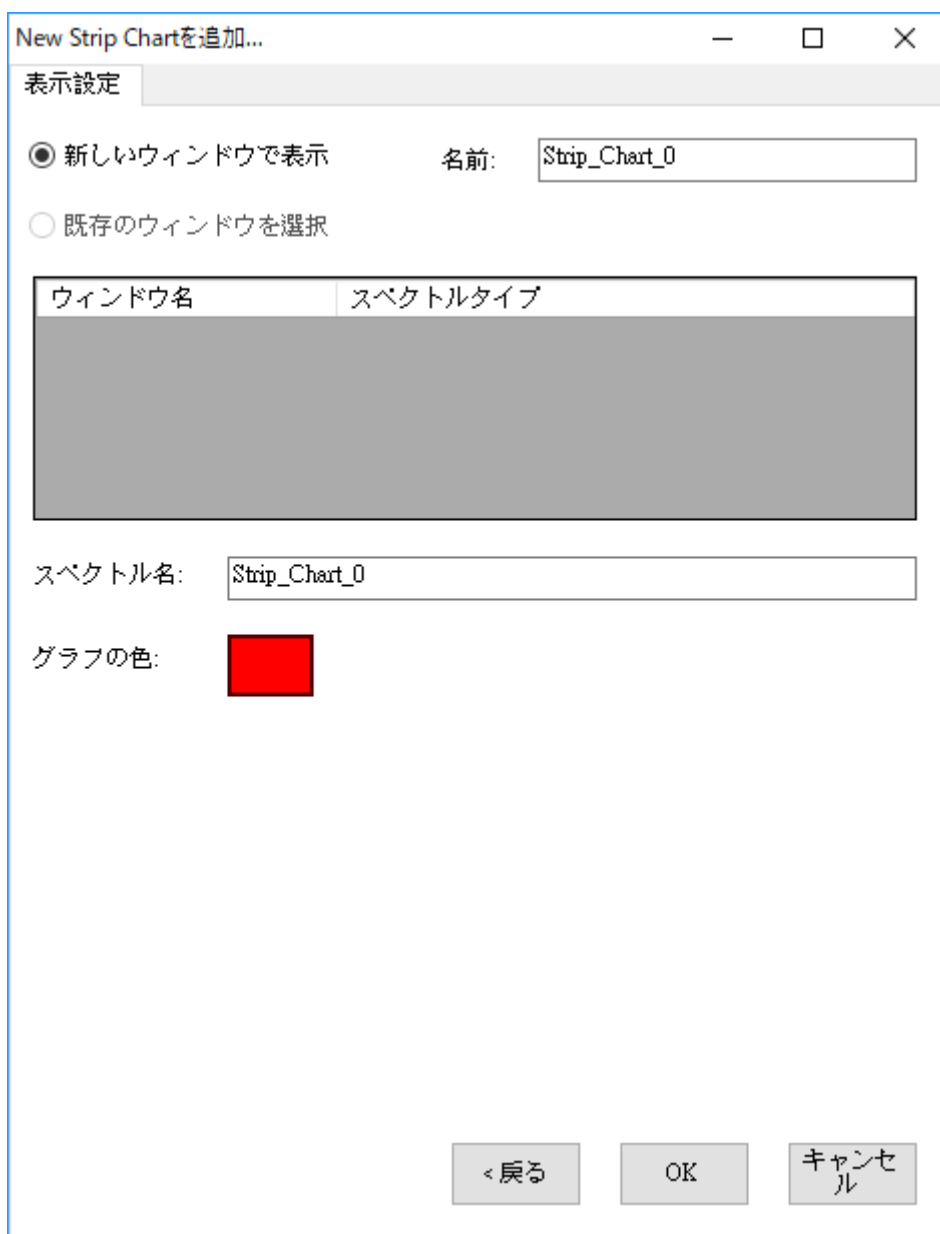


図5: 「New Strip Chart を追加...」 - 「表示設定」

続いて、「表示設定」でストリップチャートを新しいウィンドウに表示するか、既存のウィンドウに表示するかを指定します。はじめてのストリップチャートの場合は、新しいウィンドウしか選択できません。既に他のストリップチャートがある場合は、既存のストリップチャートに表示することができます。また、「表示設定」画面ではウィンドウ名、スペクトル名、グラフの色を設定することができます。全部設定し終わったら、「OK」を押します。新しく作成したストリップチャートは下図のようになります。

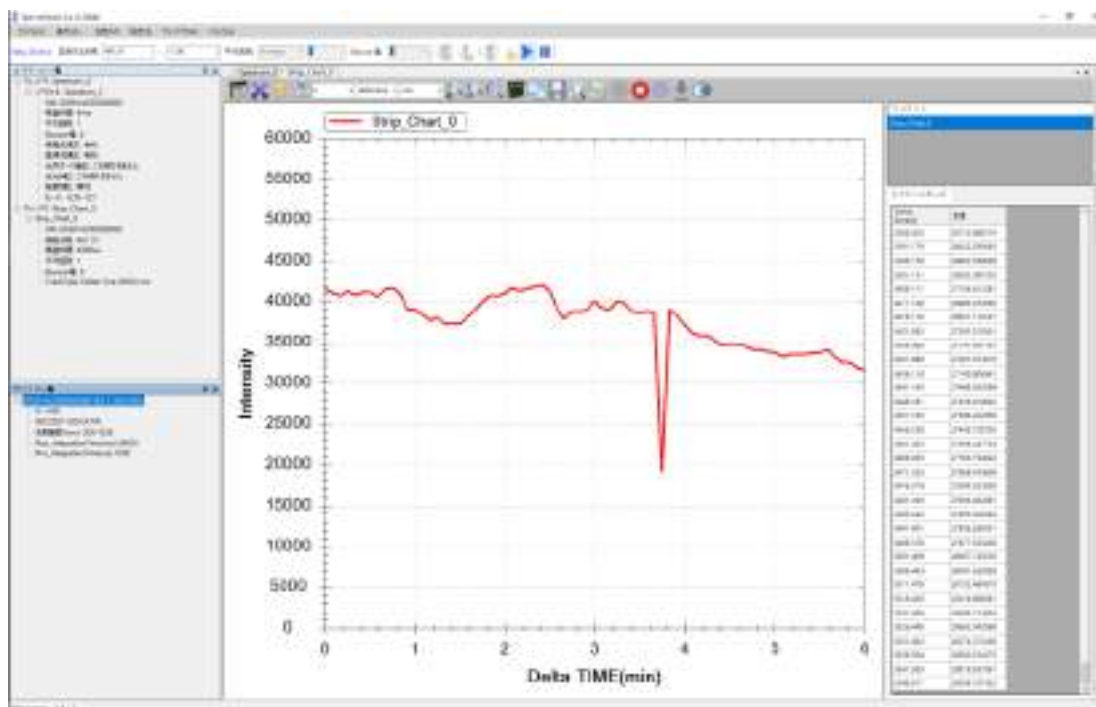


図 6 : 新しく作成したストリップチャート (Strip_Chart_0)

X 軸目盛はデフォルトの 10 分間隔となっています。デフォルトの 10 分までは自動的に X 軸幅が調整され、10 分を超えると自動的に左へスクロールします (図 7)。

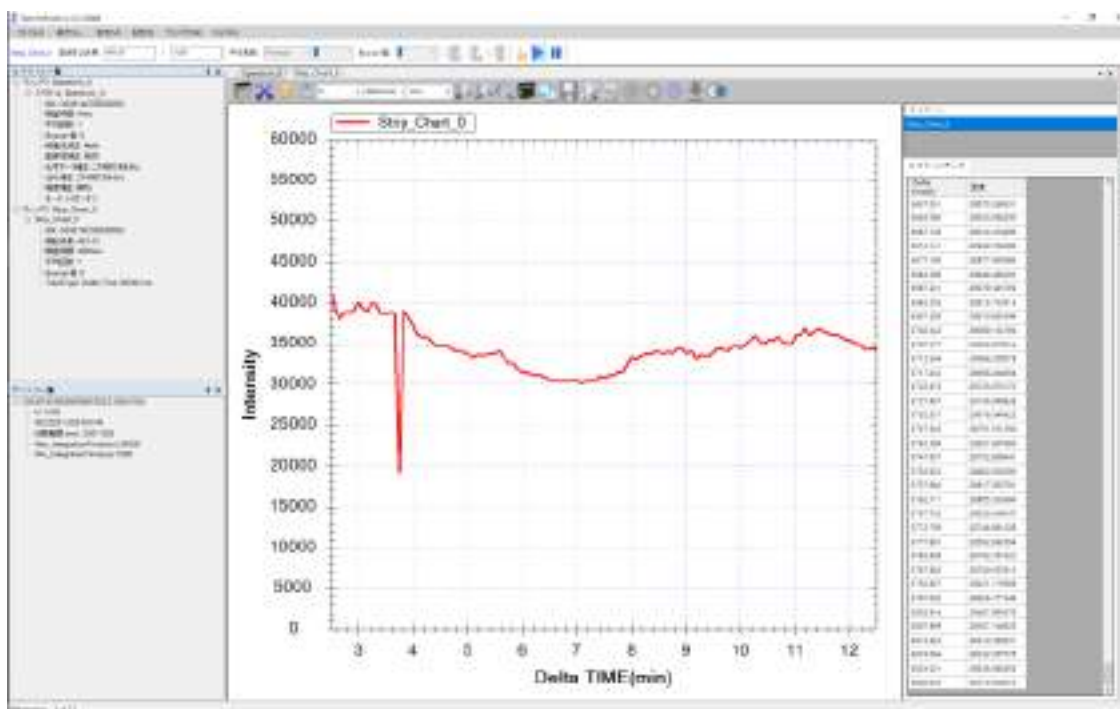


図 7 : 10 分を超えるとストリップチャートは自動的にスクロールする

図では X 軸のスタートの目盛は 2 分 30 秒となっており、ストリップチャート開始の 0 秒から変更されています。

一つのストリップチャートに複数の波長を表示する場合

「測定」メニューから「Strip Chart」を選択し、「Strip Chart 設定」画面から「追加」ボタンを押すことで、複数の波長を表示することができます。ここでは、485.94nm と 655.91nm の強度を表示しています。

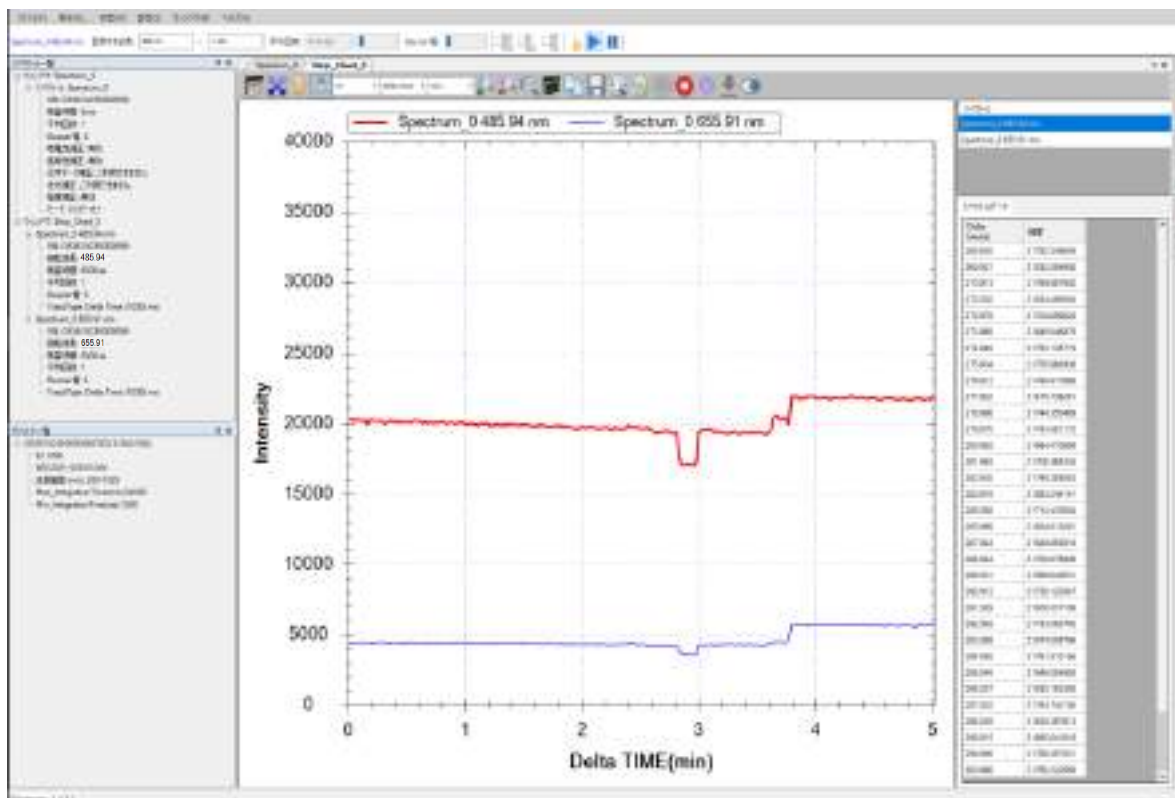


図 8：一つのストリップチャート図で複数の波長を追跡

注意：複数の波形を表示した時、2本目の曲線が表示されないことがあります。これはY軸が1本目の曲線のスケールに調整されているためです。この場合、ツールバーの「図形の軸目盛の大きさを自動調整」ボタンを押してください。上図のように同時に2本の曲線が表示されます。

必要に応じて元のスペクトルにマークを付けることができます(「グラフにマーキングする」を参照)。下図はストリップチャートが追跡している2つの波長強度を表示しています。

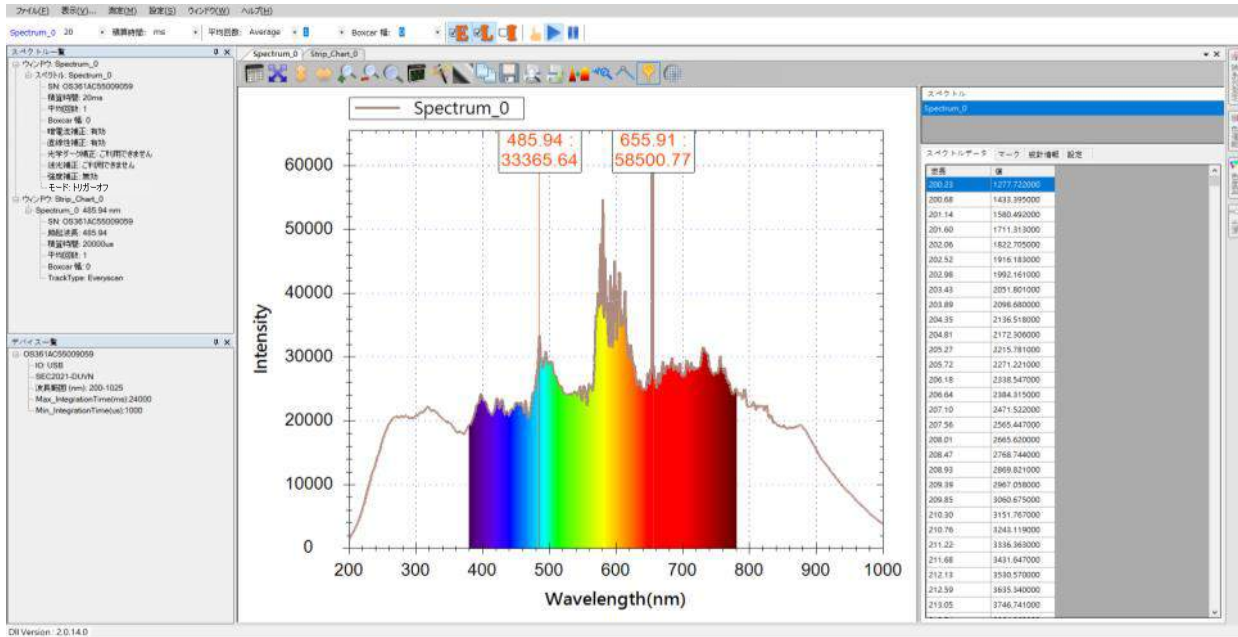


図 9：スペクトル上に複数の波長をマークして強度を表示する

グラフツールバーボタン

グラフ上部のグラフツールバーでは、グラフのスケール調整、グラフの保存、ストリップチャートの印刷等ができます(赤い枠線でマークした場所)。

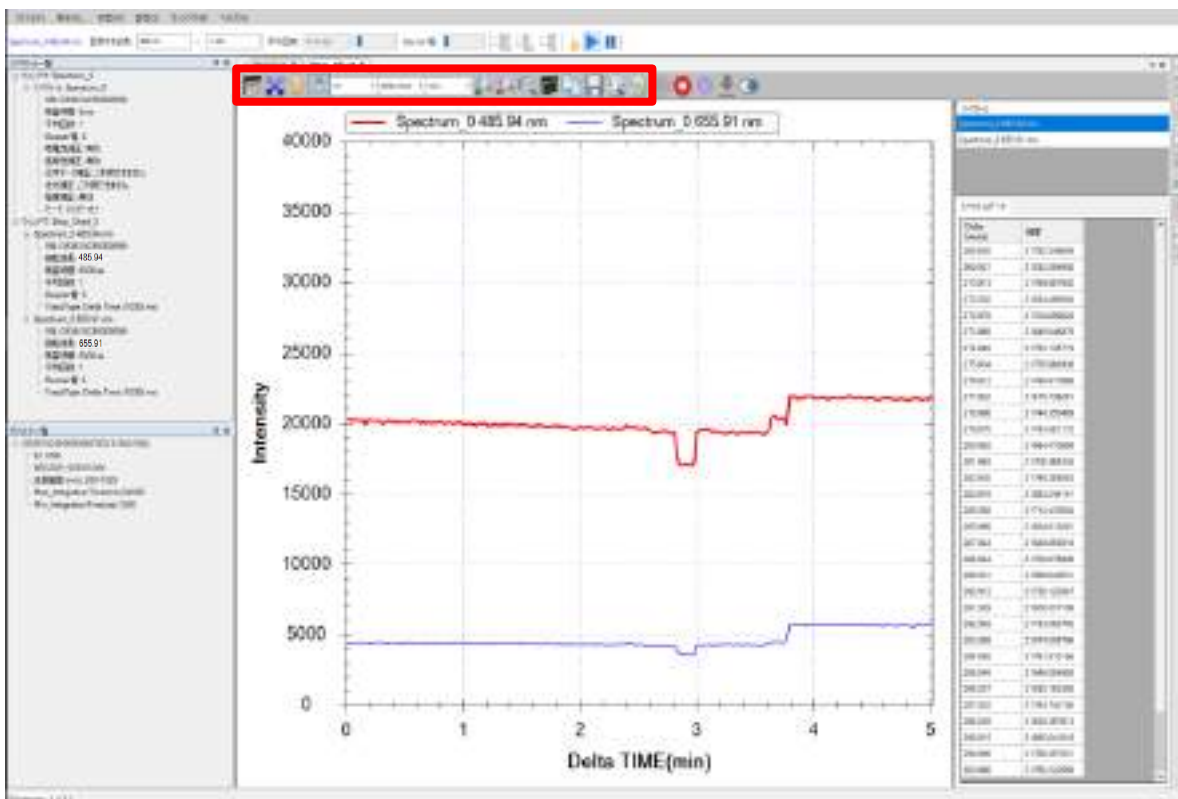


図 10：ストリップチャートの上のツールバーボタン

グラフスケール調整ボタン

グラフスケール調整で、ストリップチャートとスペクトル図には2箇所の違いがあります。一つはストリップチャートにはスクロール停止機能があります。二つ目はX軸の表示時間の調整となります。その他の機能はスペクトル図と同じです。

Strip Chart 表示



図 11 : 「Strip Chart 表示」 ボタン

「Strip Chart 表示」ボタンでストリップチャートのスクロールを停止させることができます。ストリップチャートは連続した記録紙を想定しています。そのため、グラフは連続的に左へスクロールします。一時的にスクロールを停止したい場合は、このボタンを押してストリップチャートのスクロールを停止してください。再び押せば、スクロールが開始されます。このボタンでストリップチャートを停止しても、データの取得は中断しません。スクロールを再開すると再び連続してデータを見ることができます。

ストリップチャートの「作動中」と「停止」の状態はこのボタンの形状から確認できます。ストリップチャート作動時は、このボタンに青枠が付きます。ストリップチャート停止時は青枠はありません。



図 12 : 「Strip Chart 表示」の「作動中」と「停止」のボタンの形状

表示時間範囲 (X 軸)

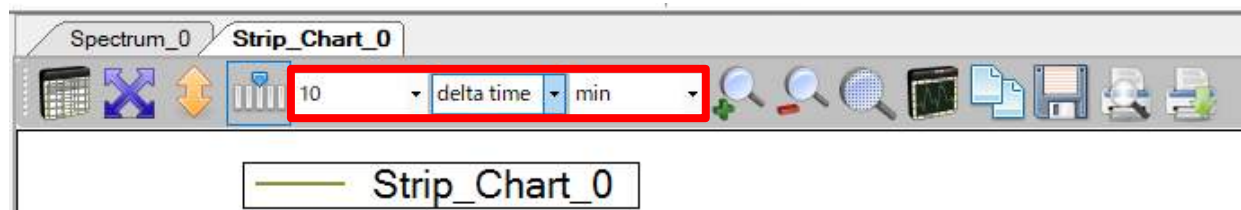


図 13：表示時間範囲の変更

ここではストリップチャートの表示時間の幅を指定します。デフォルトの表示時間の幅は 10 分となっています。図の例は 30 分に変更しています。表示時間は、取得開始からの経過時間(delta time)、取得開始からのデータ数(delta data)と時刻(min、hour、day)に設定することができます。

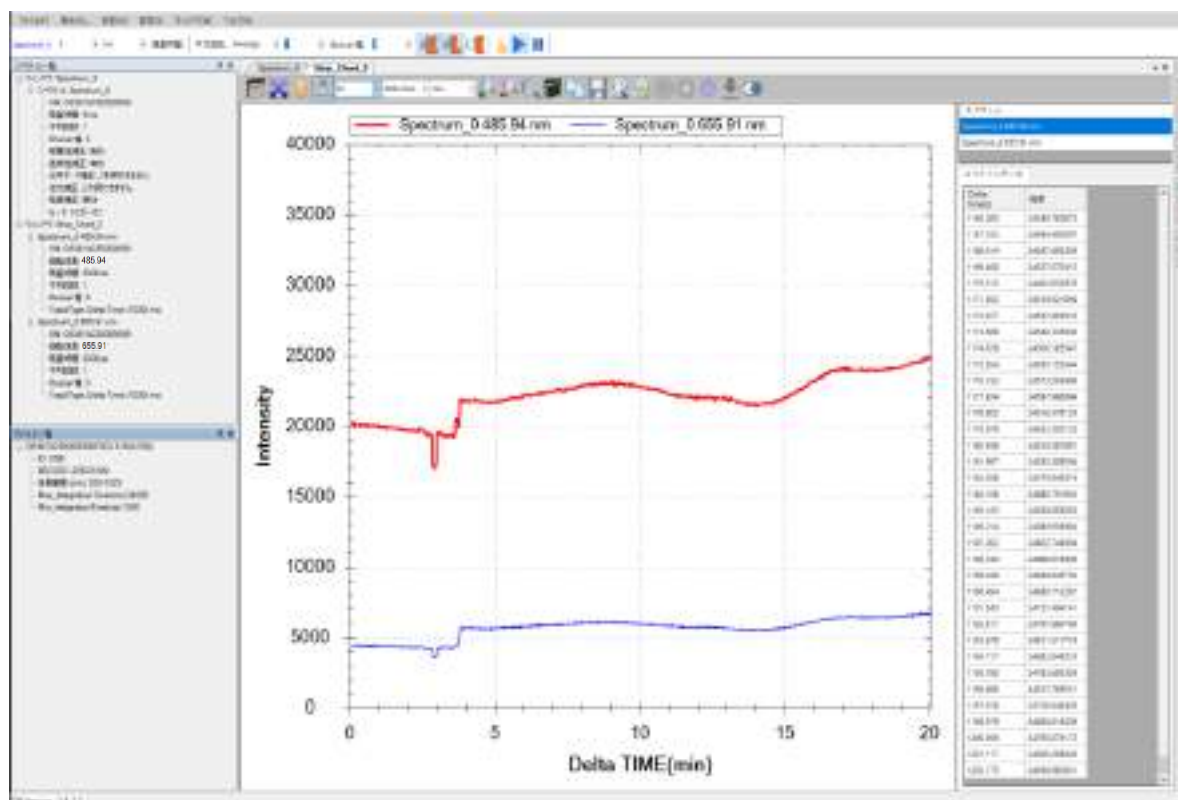


図 14：グラフ表示時間幅を 30 分に変える

記録設定ボタン

更にグラフ上部のグラフツールバーには、記録設定のボタンあります(赤い枠線でマークした場所)。

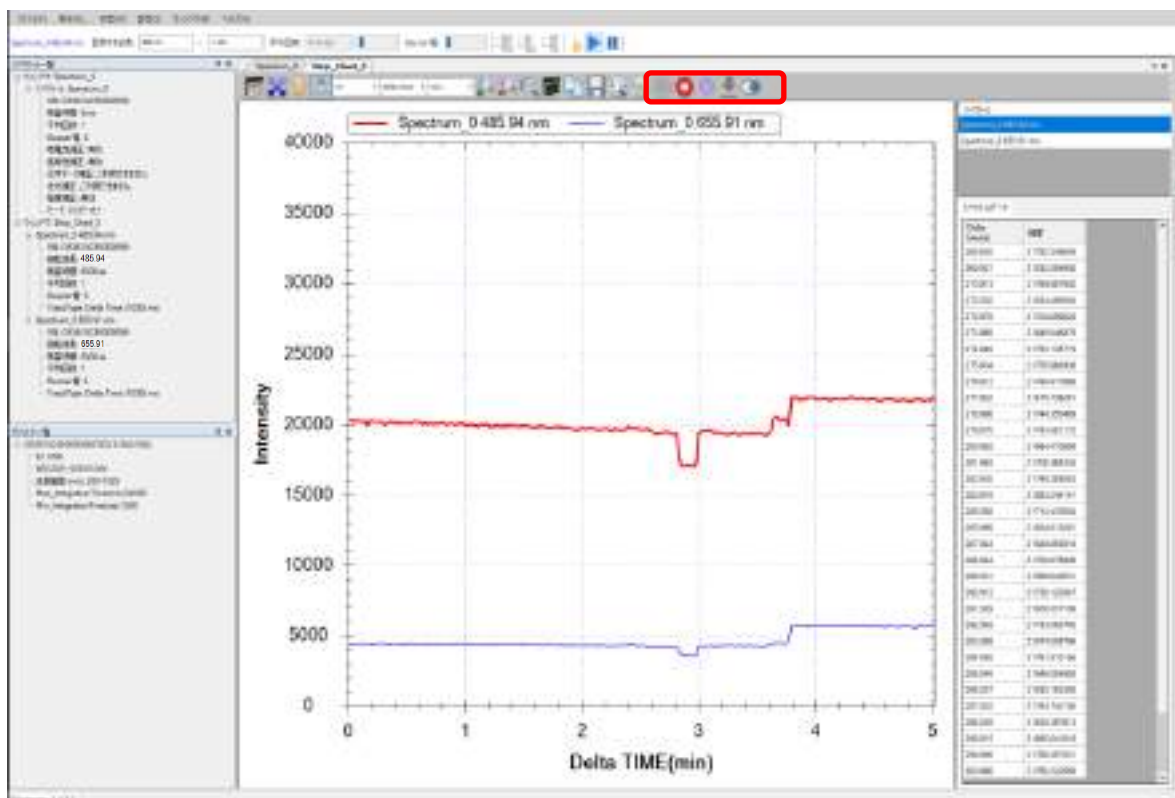


図 15 : ストリップチャートの上の「記録設定」ツールバーボタン記録

記録

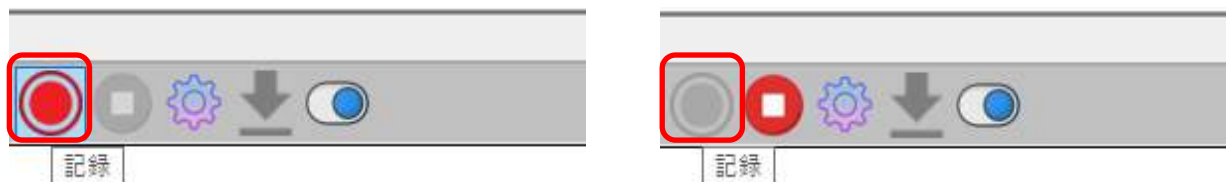


図 16 : 「記録」 ボタン左の状態ではボタンを押すと記録が開始し、右の状態のとき記録が進行中

「記録」 ボタンを押すと、それまで記録されていたデータは消去され、新たにデータが記録されます。ストリップチャートの画面もそれまでのグラフは消去されて新たに描画が開始されます。

停止



図 17: 「停止」 ボタン

右の状態のとき、記録を停止することができる

「停止」 ボタンを押すと、レコードの記録が停止します。

記録設定



図 18: 「記録設定」 ボタン

「記録設定」 ボタンを押すと、図 12 の「記録設定」画面が表示され、記録条件の変更ができます。

レコードを保存



図 19: 「レコードを保存」 ボタン

右の状態のとき、レコードを保存することができる

「レコードを保存」 ボタンを押すと、「記録」 から「停止」 までのデータを、保存先を指定して保存できます。

リール状態



図 20 : 「リール状態」 ボタン

スペクトルデータの並び方は、左の場合は昇順、右の場合は降順となる

「リール状態」 ボタンを押すと、スペクトルデータ枠の表示が降順に、もう一度押すと昇順になります。

その他のツールバーボタン

ストリップチャートの他のツールバーボタンはスペクトル測定と同様です。スペクトル測定の「その他のツールバーボタン」を参照してください。

ストリップチャートの保存

ストリップチャートの保存はスペクトル測定の保存方法と同じです。スペクトル測定の「現在のスペクトル図を保存」を参照してください。

保存したストリップチャートを読み込む

以前保存したストリップチャートの読み込みはスペクトル測定と同じです。スペクトル測定の「保存したスペクトルを読み込む」を参照してください。

個々のストリップチャート曲線を削除

ストリップチャート上に複数のストリップチャート曲線が存在する場合、ある曲線を削除する方法はスペクトル測定と同じです。スペクトル測定の「個々のスペクトル曲線の削除」を参照してください。

ストリップチャートの印刷と印刷プレビュー

ストリップチャートの印刷と印刷プレビューの方法はスペクトル測定と同じです。

スペクトル測定の「現在のスペクトル図の印刷と印刷プレビュー」を参照してください。

8. 吸光度測定

吸光度は、光源のスペクトルと被測定物を通過した光のスペクトルから算出されます。そのため、吸光度を測定するには、まず光源のスペクトルを測定し、続いて被測定物をセットして被測定物を通過した光を測定します。測定が終了するとプログラムは自動的に吸光度スペクトルを計算します。

吸光度の測定条件設定と測定

吸光度を測定するには、「測定」メニューから、「吸光度」を選択して、「吸光度測定を追加...」画面を開きます。

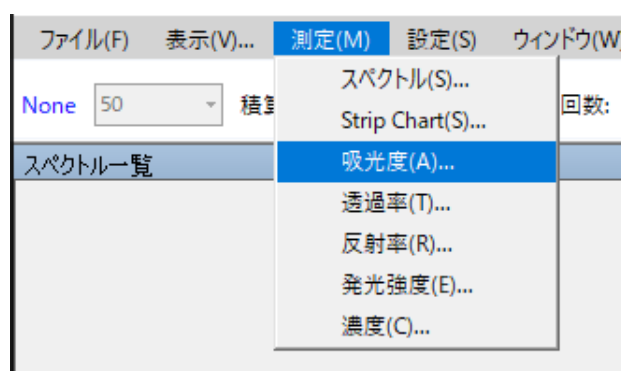


図1：「測定」メニューから「吸光度」を選択

選択し終わったら以下の画面が表示されます。

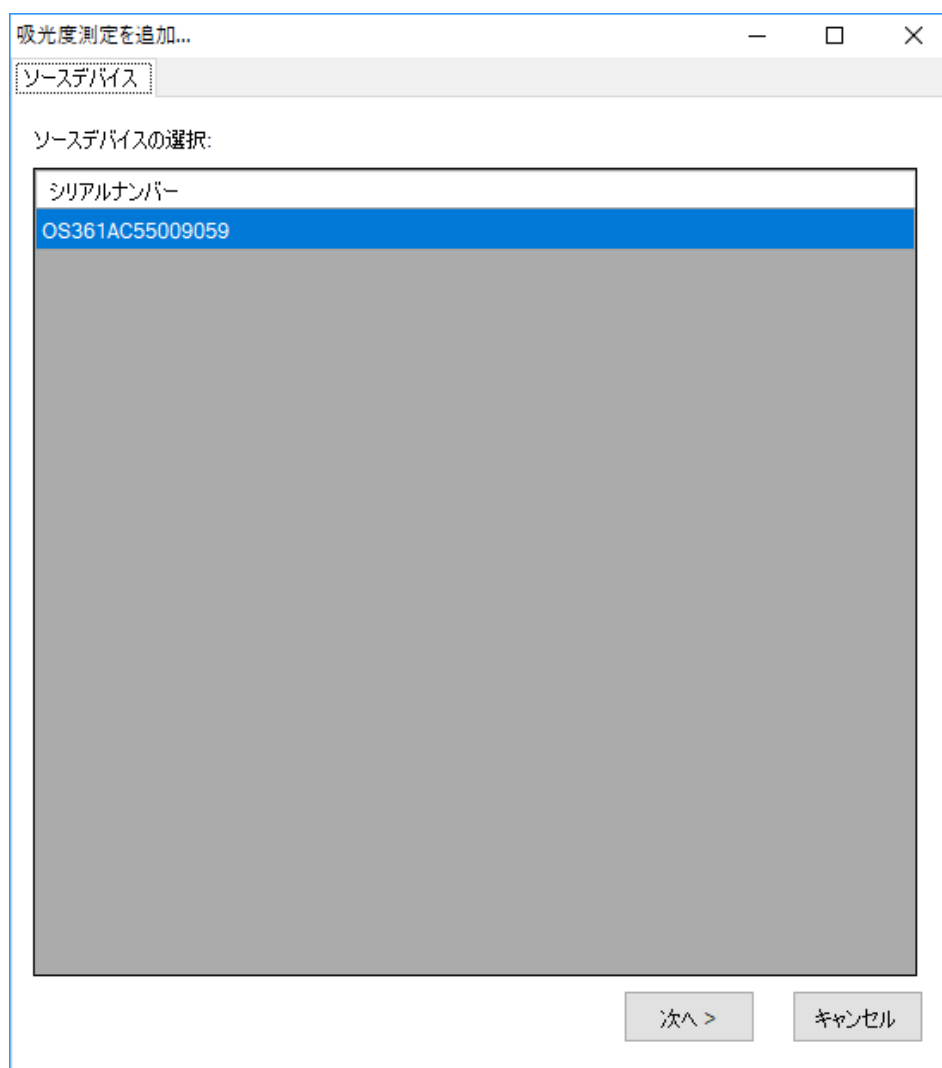


図 2 : 「吸光度測定を追加...」 - 「ソースデバイスの選択」

ソースデバイスの設定

まず「ソースデバイス」画面でソースデバイス(デバイスシリアルナンバーで表示される)を選択し、「次へ」を押します。

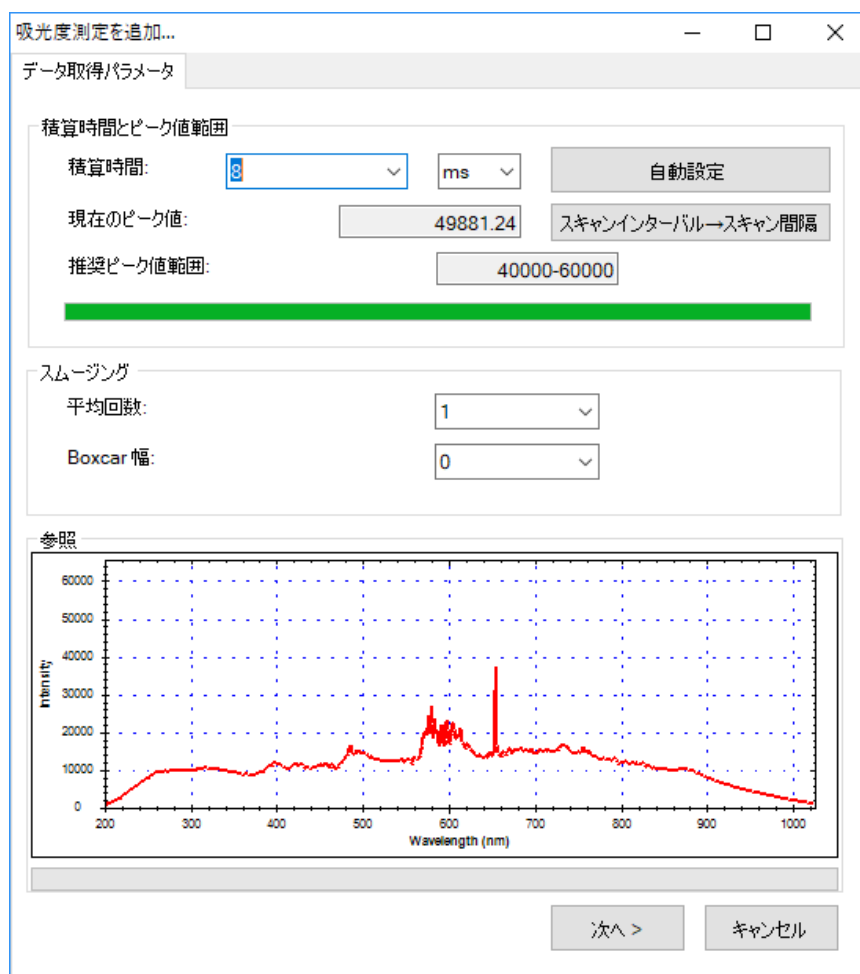


図 3: 「吸光度測定を追加...」 - 「データ取得パラメータ」

積算時間の設定

続いて、「データ取得パラメータ」の画面で積算時間(センサーの露光時間)を設定します。プログラムではこの画面を開くと自動的にデフォルトの積算時間が設定されています。必要に応じて、画面下方のプレビューを参照しながら、積算時間を調整してください。調整するとプレビューが変化するので、ピーク値を画面上の推奨ピーク値範囲内に設定してください。例ではピーク値を 40000 - 60000 の範囲内に設定しています。

調整が上手くいかない場合には「自動設定」ボタンを押して、プログラムに自動的に設定させることもできます。

積算時間を設定し終わったら、必要に応じて、スペクトルスキャンのインターバルを設定します。「スペクトルインターバル→スキャン間隔」ボタンを押して、「スペクトルスキャンインターバル」の画面上の「ユーザーが設定したスペクトルス

「キャン間隔を有効にする」にチェックを入れて、インターバルを入力します(デフォルトは 500 ms)。

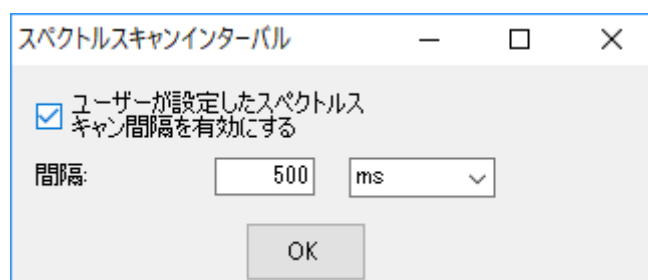


図 4 : 「スペクトルスキャンインターバル」

スムージング処理の設定

スペクトル曲線に対してスムージング処理を行うことができます。「平均回数」に平均値を計算するためのスキャン回数を指定します。これにより一回のみのデータ取得よりも曲線の変動を小さくすることができます。また、「Boxcar 幅」には移動平均計算に使用するデータ数を指定します。これにより曲線の急な変化を減らすことができます。Boxcar の幅が大きいほど曲線は滑らかになり、突出した変化は少なくなります。次の図は、Boxcar の幅を 10 (最大) にしたときのスムージング効果を示しています。スムージングをしていない元の図 3 と比較してください。

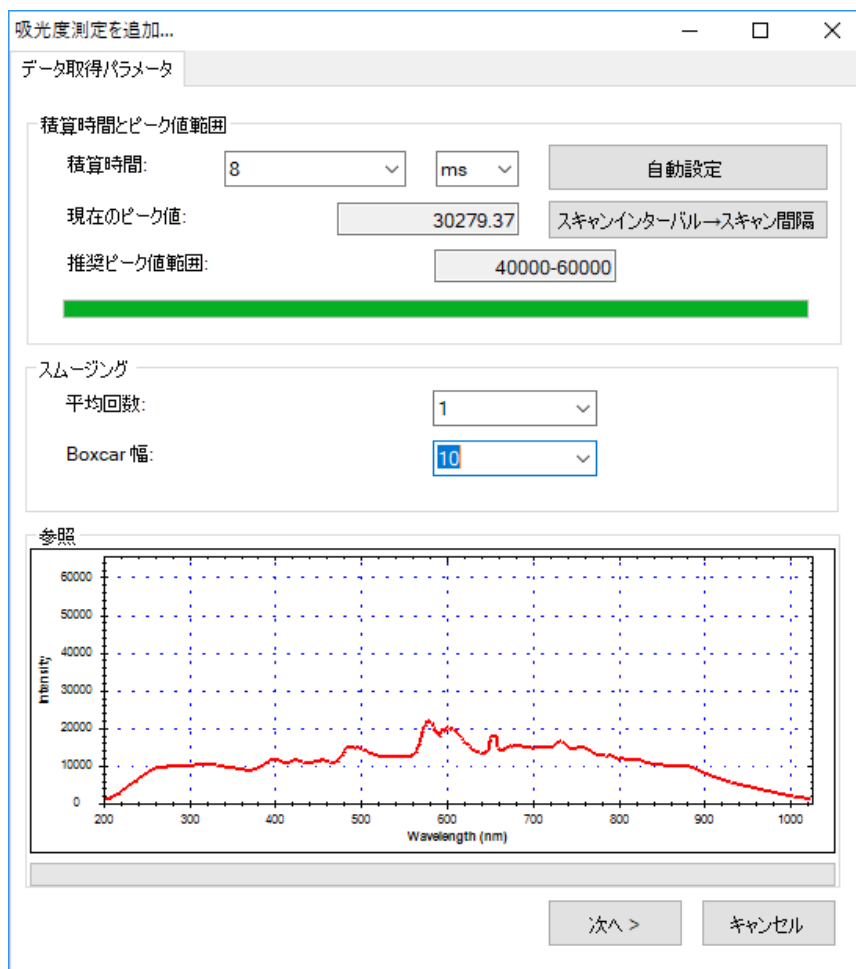


図 5 : 「吸光度測定を追加...」 - スムージング処理の効果

注意：次の例では、プログラムのデフォルト値を使用します。つまりスムージング処理を行っていません（数値スキャン平均回数= 1、Boxcar 幅= 0）。

すべてのデータ取得パラメータが設定し終わったら、[次へ]を押してください。

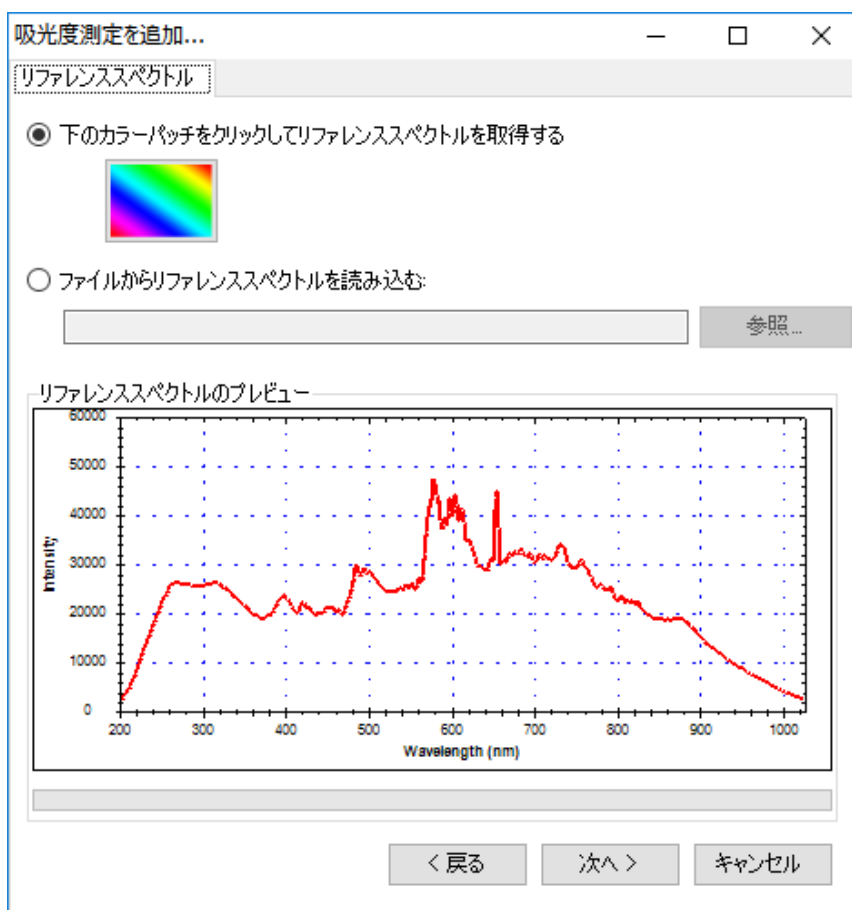


図 6 : 「吸光度測定を追加...」 - 「リファレンススペクトル」

リファレンススペクトルの設定

被測定物が置かれてない光源スペクトル、つまり「リファレンススペクトル」を設定します。画面上のカラーパッチをクリックしてリファレンススペクトルを実際に測定して取得するか、以前にリファレンススペクトルファイルを保存していた場合は「参照」ボタンを使用して読み込むことができます。本例では実際の光源をリファレンススペクトルとして読み込んでいます（そのため、被測定物を先にセットしないでください）。リファレンススペクトルを読み込み終わると、画面下のプレビューでスペクトルデータを確認することができます。続いて「次へ」を押してください。

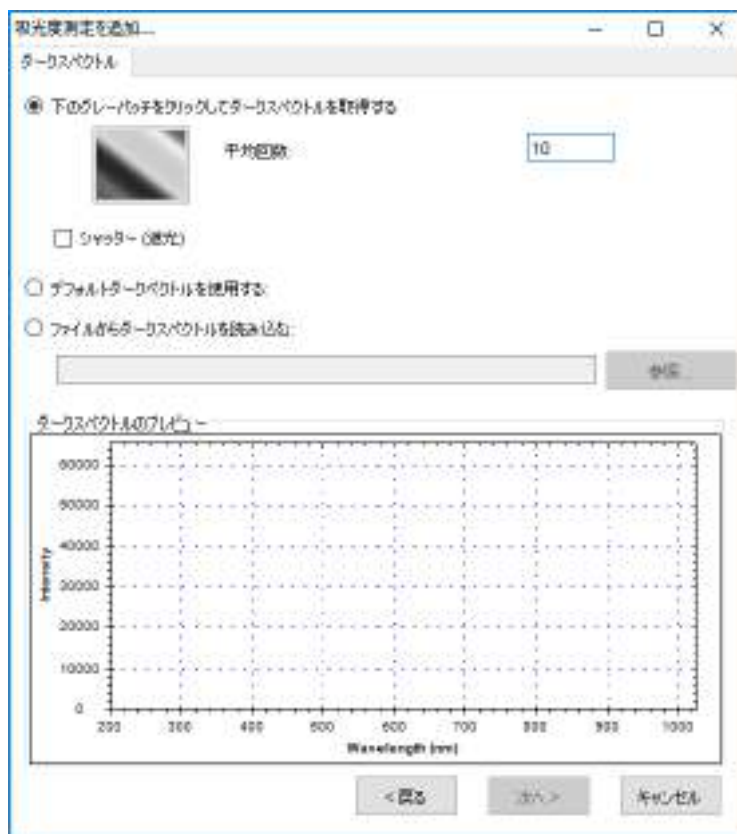


図 7: 「吸光度測定を追加...」 — 「ダークスペクトル」

ダークスペクトルの設定

リファレンスペクトルの設定が終わったら、センサーに光が当たらない時の測定値、つまり「ダークスペクトル」を設定します。これより正確なベースラインが設定されます。分光器に接続されている光源を切り離すか、光路を完全に遮蔽し、画面のグレーパッチを押してダークスペクトルを取得します。一回の取得でなく、複数回の取得で平均値を計算して設定することもできます。プログラムのデフォルトは1回となっています。ここでの例は10回としています。ダークスペクトルを取得すると、画面の下のプレビューで取得したスペクトルが確認できます。また、ダークスペクトルの取得中は「Dark Spectrum を取得中...」と表示されます。

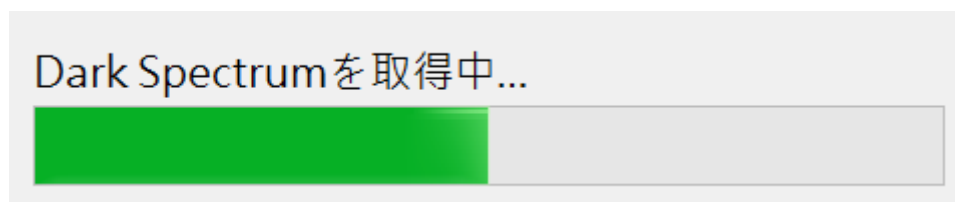


図 8: 「Dark Spectrum を取得中...」 の表示

実際にダークスペクトルを取得する以外、デフォルトのダークスペクトルを使用するか、以前に保存したダークスペクトルファイルを使うことも可能です。デフォルトのダークスペクトルは、あくまでテスト用のもので、使用には注意してください。以下は「デフォルトダークスペクトルを使用する」を選択した画面です。

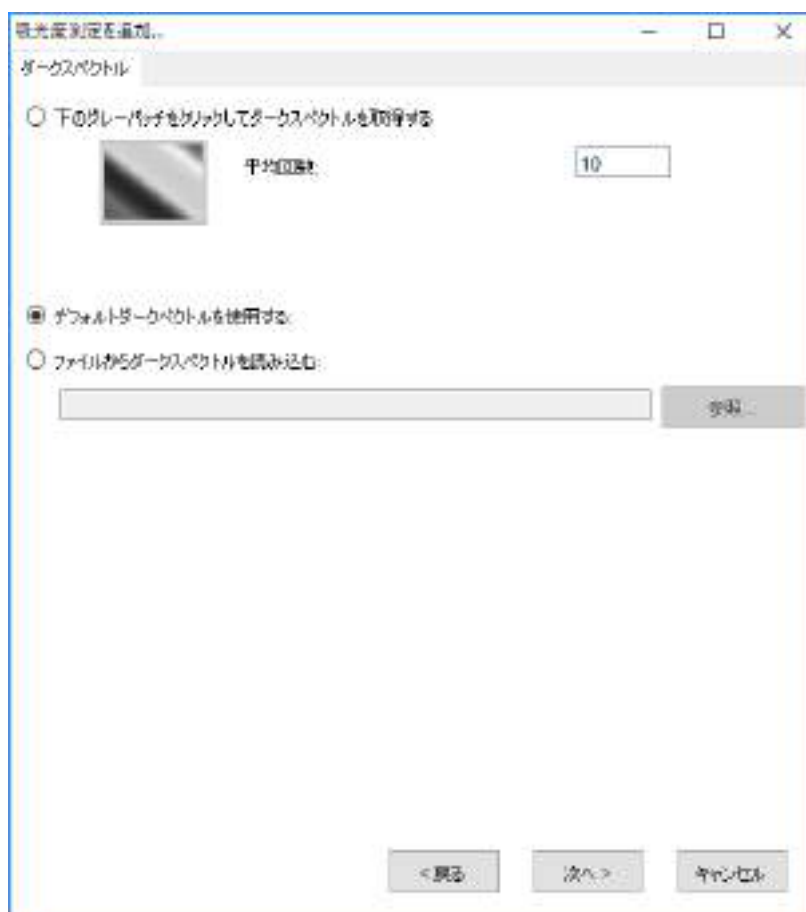


図 9：「吸光度測定を追加...」 — 「デフォルトダークスペクトルを使用する」

注意：本例では実際に取得したダークスペクトルを使用します(プログラムのデフォルトダークスペクトルではありません)。

ダークスペクトルを設定し終わったら、「次へ」を押してください。



図 10：「吸光度測定を追加...」 — 「表示設定」

表示設定

上の図に示すように、グラフのビューウィンドウ名、スペクトル名、グラフ曲線の色を指定できます。色を指定するには、画面のカラーパッチをクリックして希望の色を選択します。



図 11 : 「表示設定」 - 「色の設定」

表示の設定が終わったら、「OK」を押します。下図のように測定図が表示されます。

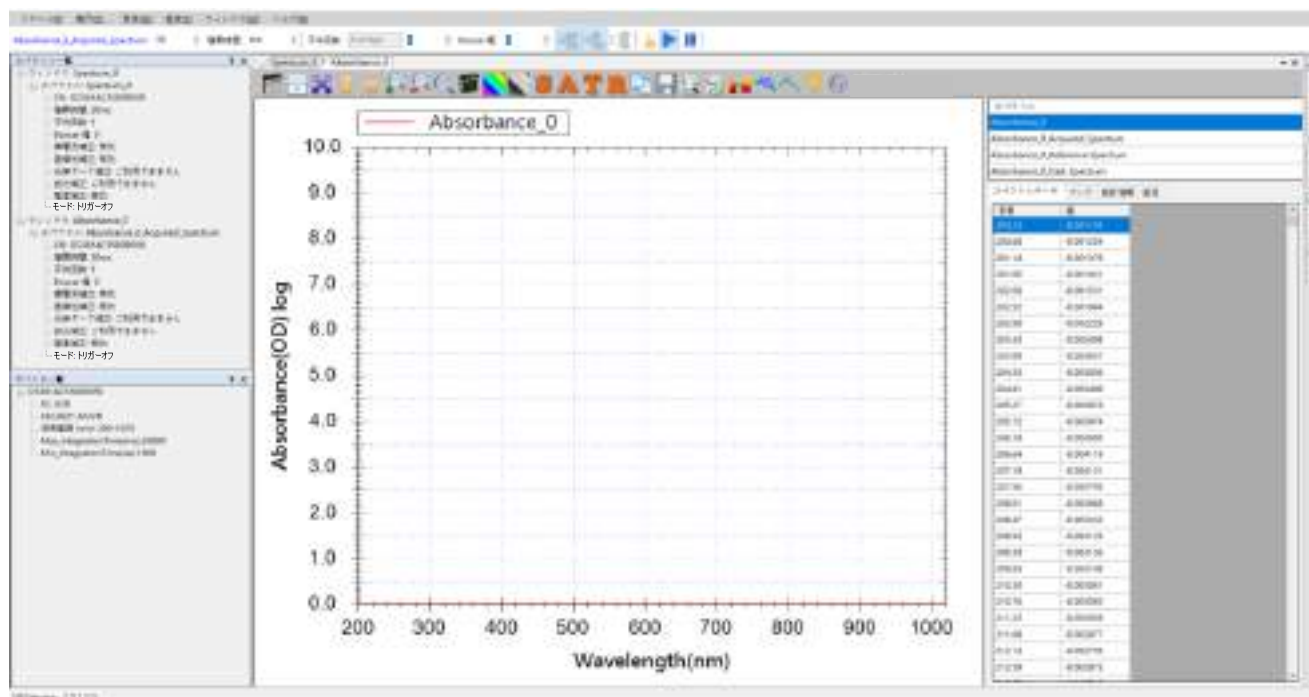


図 12 : 新しく作成した吸光度測定図

被測定物を置いて吸光度を測定する

吸光度測定用グラフの設定が終了したら、被測定物をセットします。例として、白色透明フィルターの吸光度を測定した結果を下図に表示します。

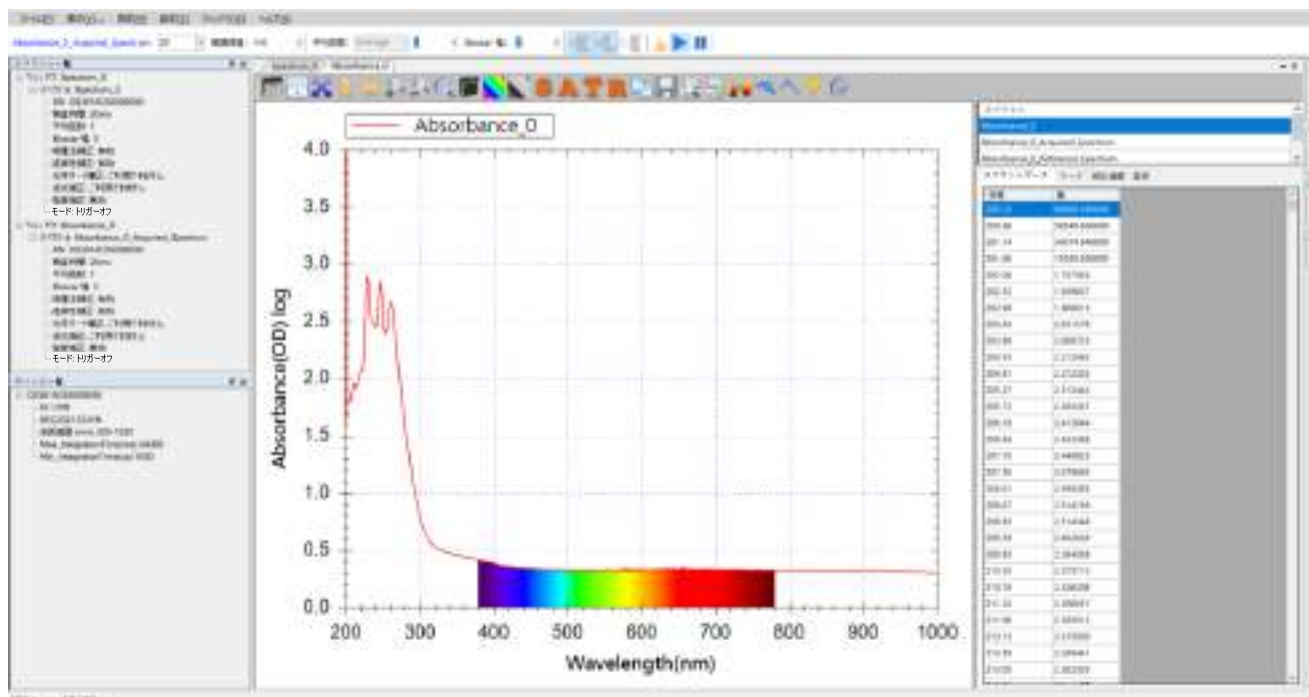


図 13：白色透明フィルターの吸光度測定図

上図に示すように、白色透明フィルターはすべての可視波長の光を吸収するので、波長全般にわたって吸収が見られます。

青色透明フィルターを置くと、図のようにスペクトルの青色波長域の吸光度が他の波長域の吸光度より低くなります（つまり、多くの青色光がフィルターを通過する）。

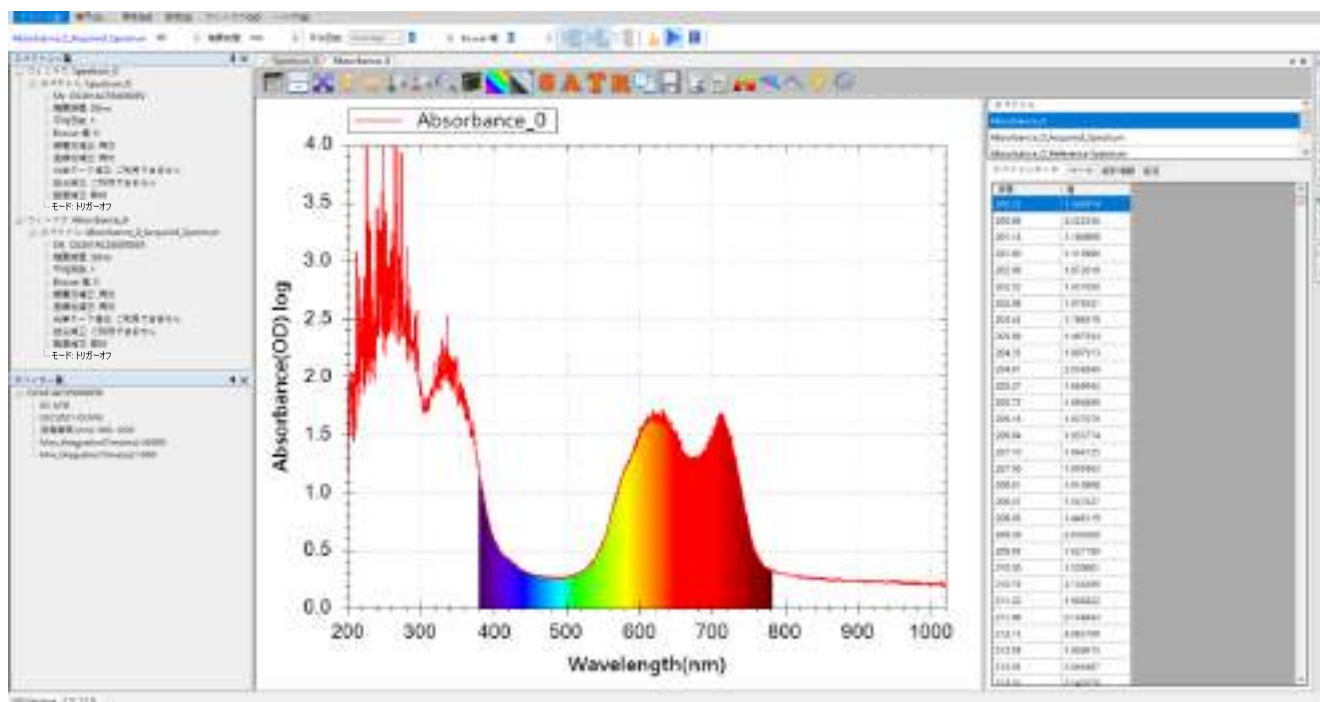


図 14：青色透明フィルターの吸光度測定図

抽出したスペクトル曲線を調べる

吸光度曲線は複数のスペクトルから算出されています。スペクトラスマートでは元のスペクトル曲線を調べる機能を用意しています。ツールバーの「抽出したスペクトル」のボタンを押すことにより、この機能を有効にすることができます。



図 15：「抽出したスペクトル」ボタン

以下の3つの図は、「抽出したスペクトル」を開いて光源、白色透明フィルター、青色透明フィルターのスペクトル曲線を表示しています。

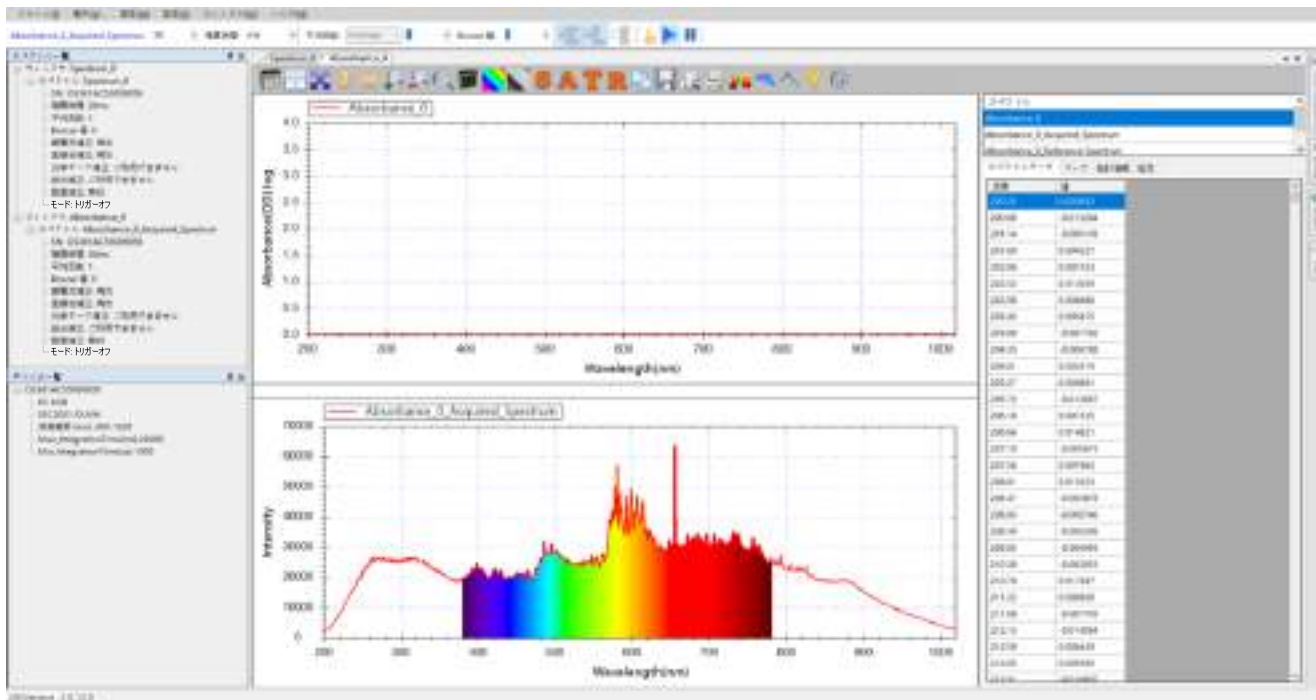


図 16：光源の吸光度曲線と「抽出したスペクトル」

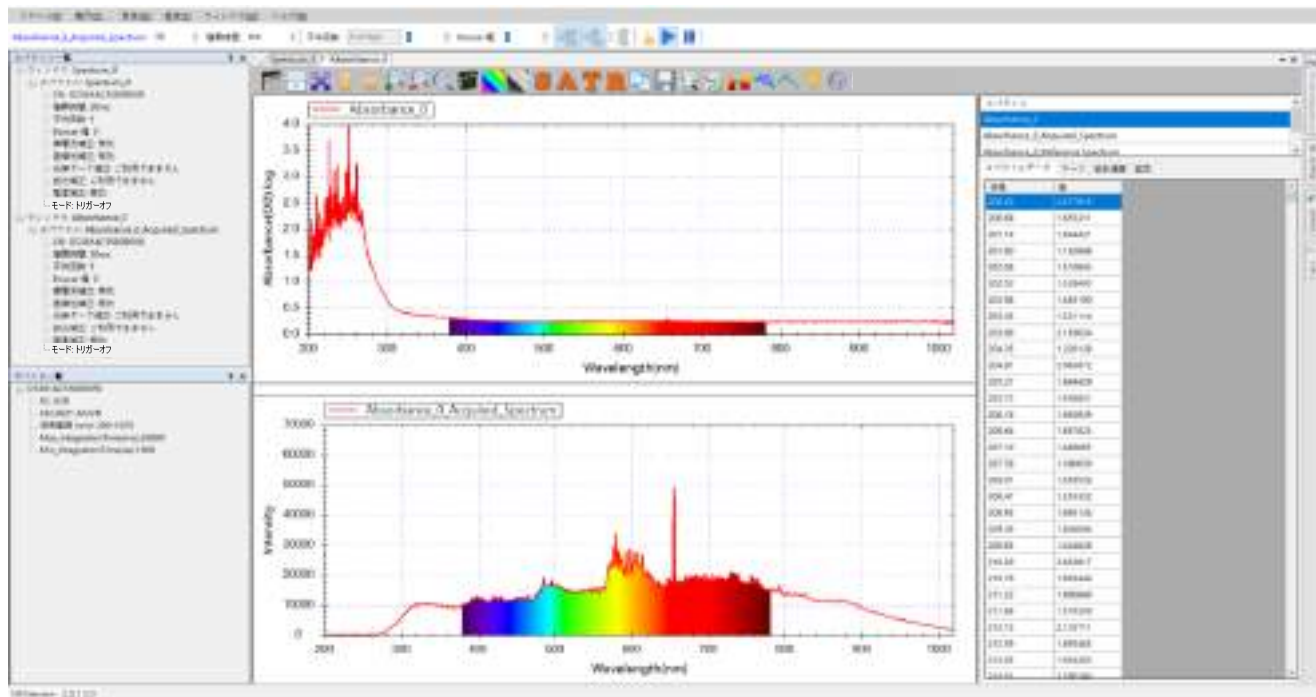


図 17：白色透明フィルターの吸光度曲線と「抽出したスペクトル」

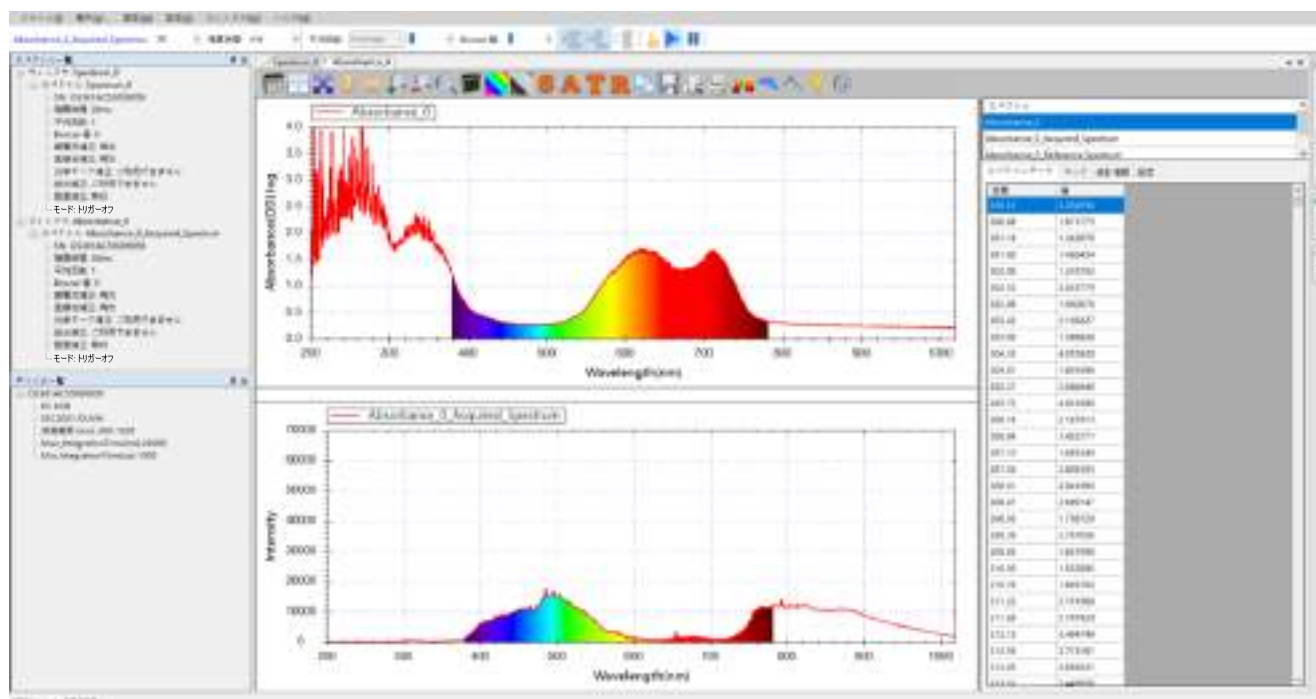


図 18：青色透明フィルターの吸光度曲線と「抽出したスペクトル」

上の図から、白色透明フィルターの曲線が光源の曲線よりも大幅に下降したことがわかります。下降した部分はフィルターによって吸収された光の量です。青色透明フィルターの曲線では青色可視域が残り、その他の波長域の光はほとんど吸収されています。

グラフツールバーボタン

吸光度測定グラフのツールバーボタンは、スペクトル測定グラフのツールバーとほとんど同じです。

スムージング処理

吸光度測定では「スムージング」を使用する場合があります。例えば、前の青色透明フィルターの吸光度曲線には大きなギザギザ見られます。グラフの上部にある「スムージング」ボタンでスムージングをかけるとこのギザギサが改善されます。

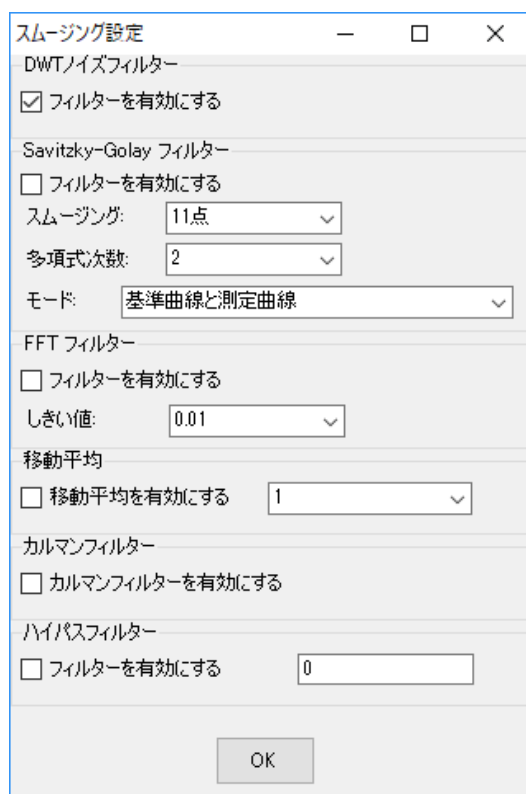


図 19: 「スムージング設定」を開き

「スムージング設定」で Savitzky-Golay フィルターを有効にして、「スムージング」を 11 点にして、「OK」を押した結果は以下のようにになります。

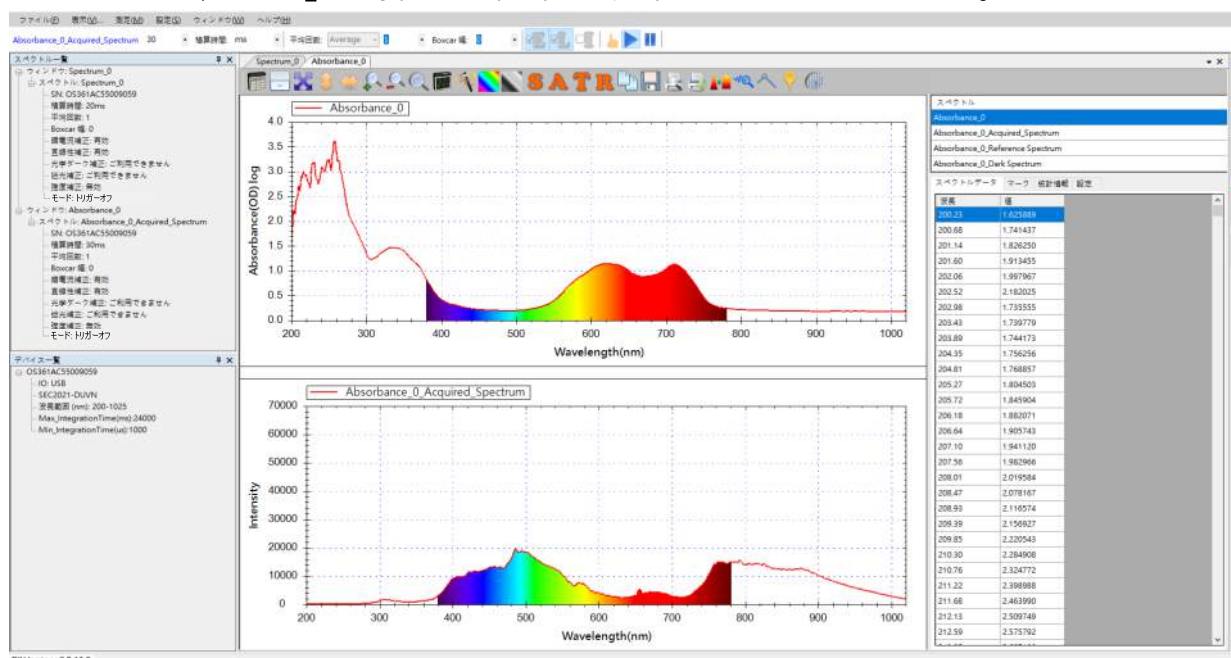


図 20: 青色透明フィルターの吸光度測定図から「スムージング」を有効にした結果

上の図から、スムージング処理で曲線が滑らかになったことが分かります。

測定モード切り替えツールバーボタン

「スペクトル測定」で説明したツールバーのボタン以外に、吸光度、透過率、反射率の測定には下図のように、測定モード切り替えボタンがあります。



図 21：測定モード切換ボタン

スペクトラスマートではツールボタンにより S 「スペクトル」、A 「吸光度」、T 「透過率」と R 「反射率」の 4 種類のモードに切り替えることができます。以下の 4 つの図では、青色透明フィルターについて S、A、T、R の 4 種類のモードに切り替えた結果を示しています。

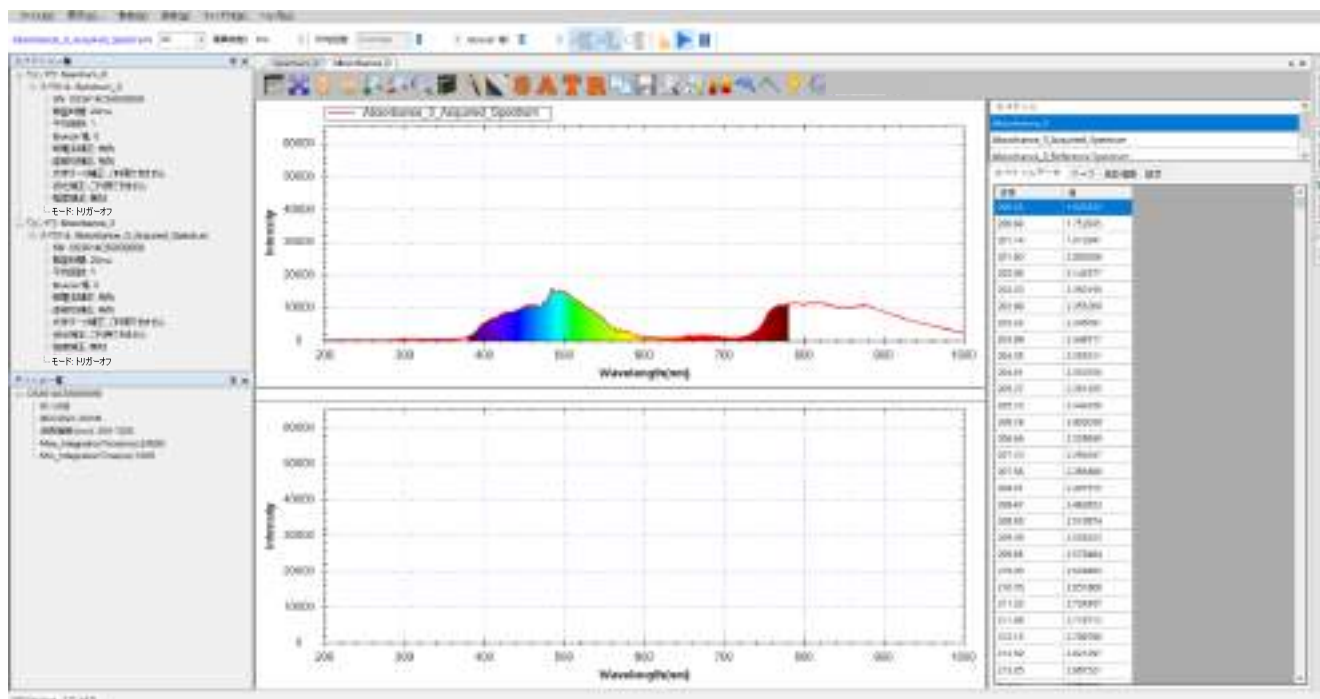


図 22：「S」ボタンでスペクトルモードに切り替える

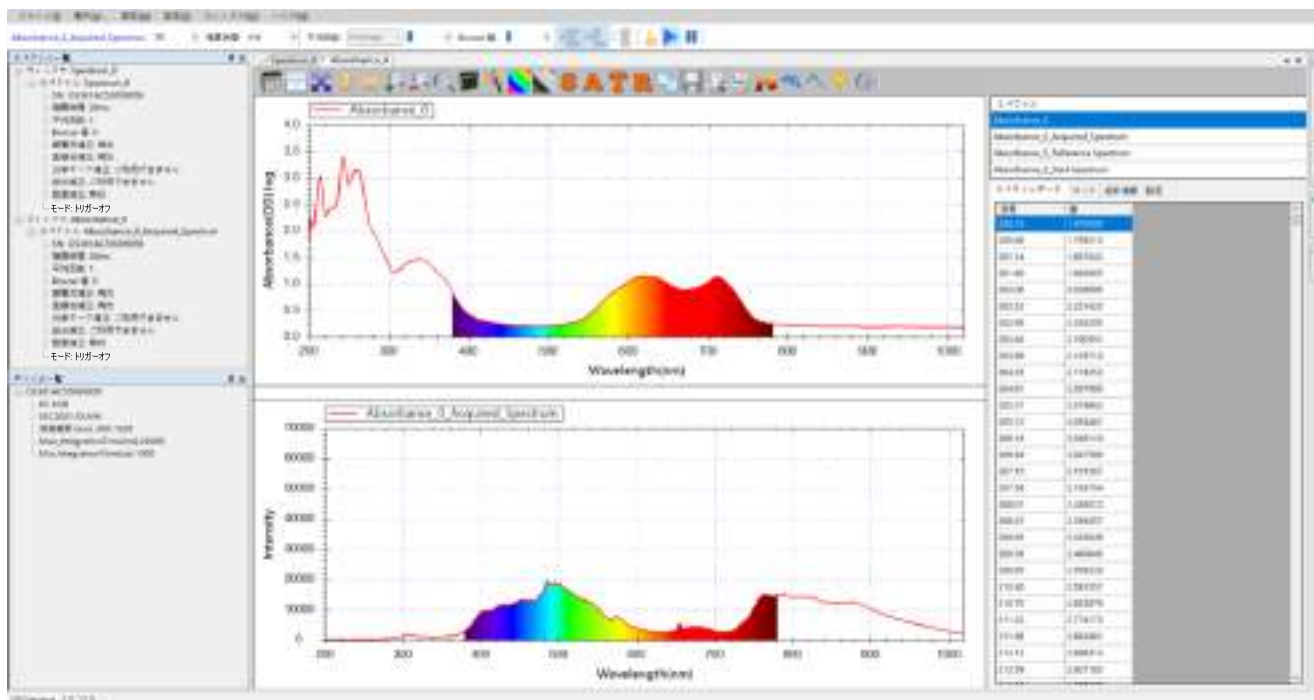


図 23 : 「A」 ボタンで吸光度モードに切り替える

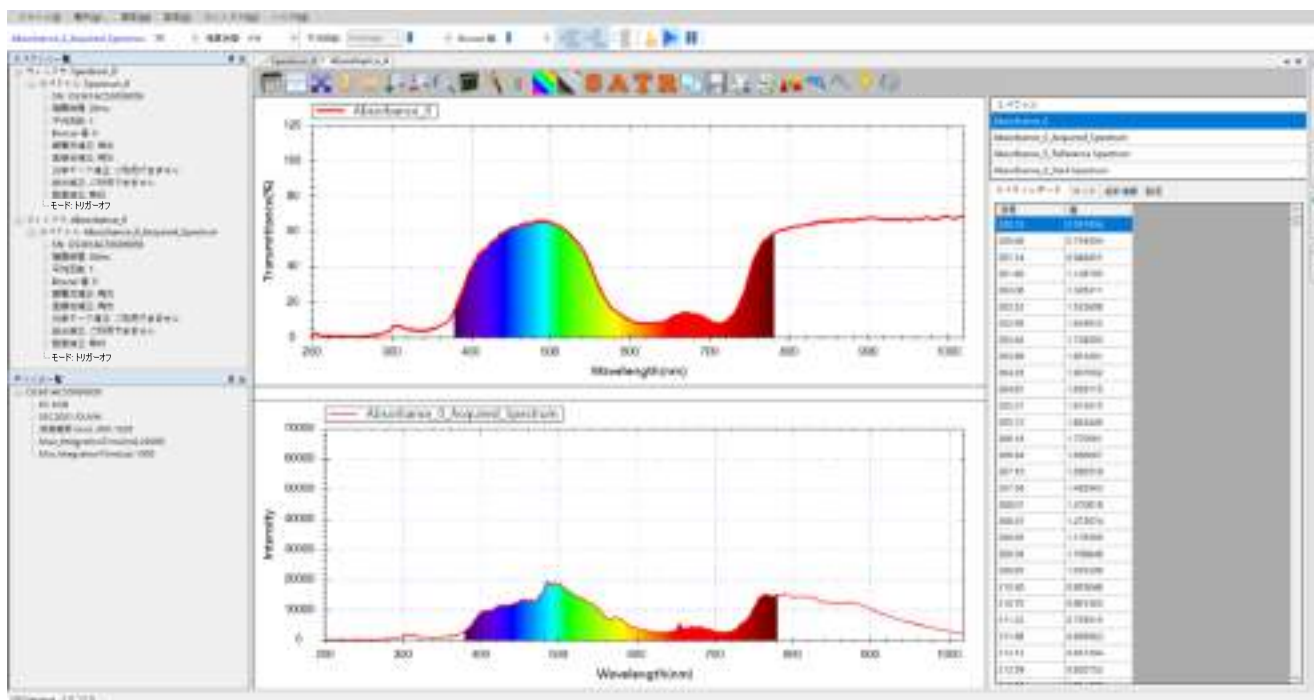


図 24 : 「T」 ボタンで透過率モードに切り替える

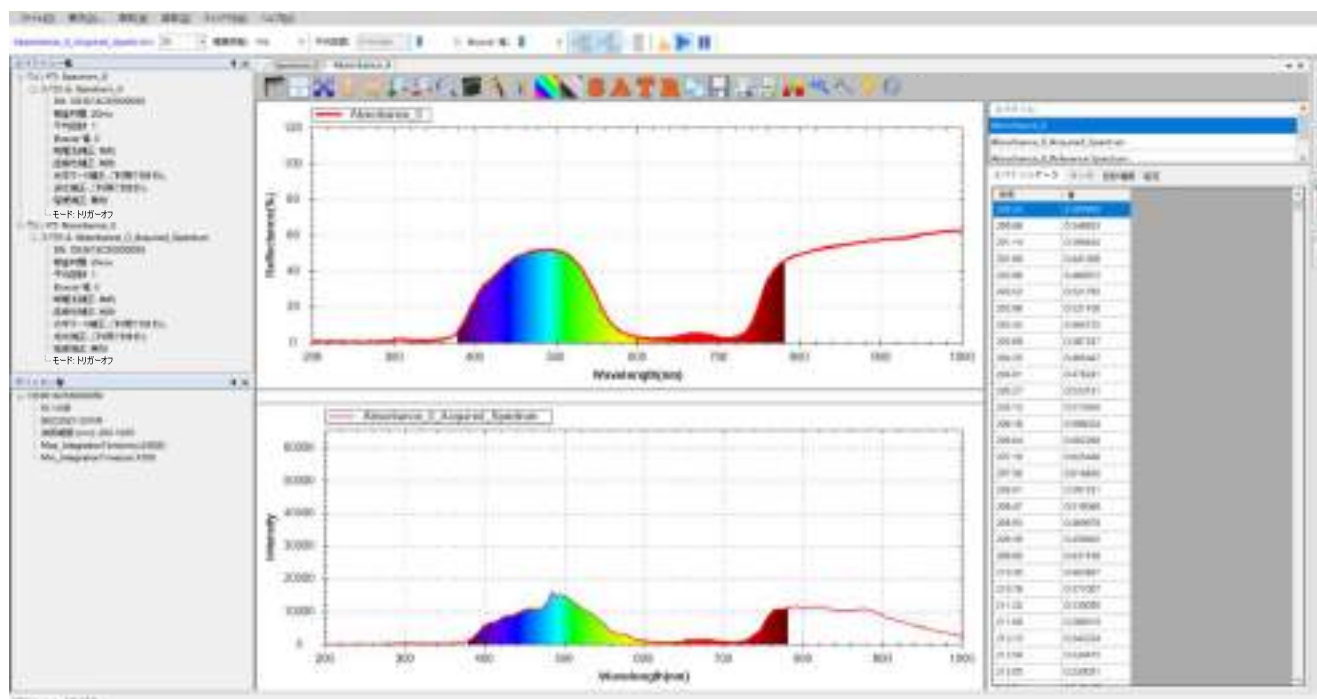


図 25 : 「R」 ボタンで反射率モードに切り替える

A「吸光度」と T「透過率」は”相反”となります。これは吸光度ではフィルターに吸収された光を表し、透過率ではフィルターを通過した光を表すため、二者は相反することとなります。また、R「反射率」は、光源からの光が被測定物に当たって物体に吸収された後に残された光が反射光を測定するため、T「透過率」と R「反射率」は類似します。

S「スペクトル」、T「透過率」、R「反射率」のピーク位置は一致し、これらのピーク位置は A「吸光度」のネガティブピーク位置と一致します。

リファレンススペクトルあるいはダークスペクトルを再設定する

測定中にリファレンススペクトルまたはダークスペクトルを再設定する必要があります。リファレンススペクトルまたはダークスペクトルを再測定して新しく設定しなくても、スペクトラスマートでは簡便にツールバーボタンで、下図が示すようにリファレンススペクトルとダークスペクトルを再設定できます。



図 26 : 「リファレンスペクトルの設定」 と 「ダークスペクトルの設定」 ボタン

リファレンスペクトルの設定は、今測定している光源を参照光源に切り換えて、「リファレンスペクトルの設定」ボタンを押します。ダークスペクトルの設定は、光源を遮蔽するか、ベースラインを変更するために光源を切り離して、「ダークスペクトルの設定」ボタンを押します。

リファレンスペクトルの再設定が可能となる場合、ツールバーの「リファレンスペクトルの設定」ボタンは自動的に表示されます。これは透過率、吸収率、反射率、濃度測定でも同様です。ダークスペクトルについても再設定が可能となる場合、ツールバーの「ダークスペクトルの設定」ボタンが自動的に表示されます。これは透過率、吸収率、反射率、濃度測定でも同様です。

現在の吸光度測定を保存

吸光度測定スペクトルの保存方法はスペクトル測定と同じです。ただし、スペクトル測定ではスペクトルのみ一本の曲線が、吸光度測定では、リファレンスペクトル、ダークスペクトル、吸光度測定スペクトル、「抽出したスペクトル」の4本の曲線が保存されます。

グラフツールバーの「選択したスペクトルを...として保存する」ボタンを使い、一回につき一本のスペクトル曲線が保存されます。一回の操作ですべての曲線を保存するには、スペクトルデータ枠のポップアップメニューの中から「すべてのスペクトルを...として保存する」を選択します。保存した4本の曲線は、下図のよう指定したフォルダーに見ることができます。

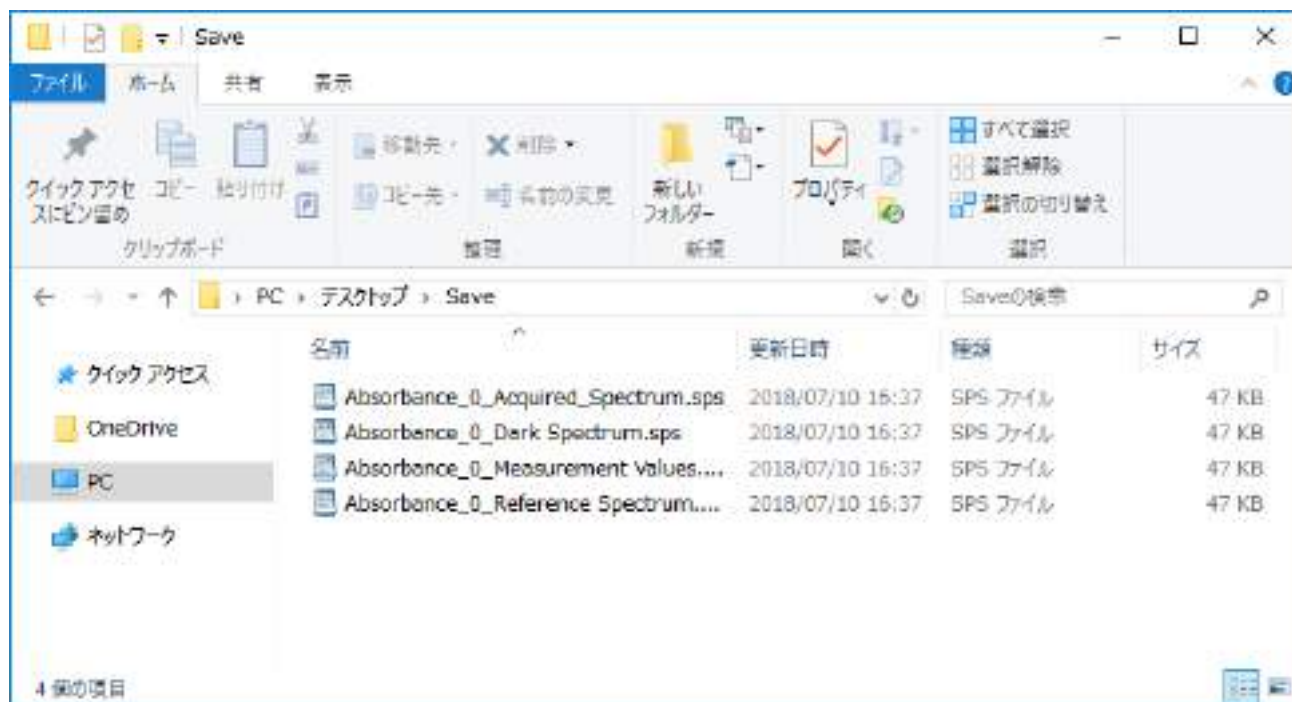


図 27 : 「すべてのスペクトルを...として保存する」を選択して保存した吸光度曲線

詳しい保存手順は、スペクトル測定の「現在のスペクトル図を保存」を参照してください。

保存した吸光度スペクトルを読み込む

以前保存した吸光度スペクトルを読み込むには、スペクトル測定の「保存したスペクトル曲線を読み込む」と同様、一回につき一本のスペクトル曲線しか読み込むことができません。詳細はスペクトル測定の「保存したスペクトル曲線を読み込む」を参照してください。

吸光度測定の個々のスペクトル曲線の削除

吸光度測定の結果は複数のスペクトル曲線により算出されています。そのためいずれの曲線も削除しないでください。もし、いずれかの曲線を削除した場合、結果は正しく計算されません。

吸光度測定スペクトルの印刷と印刷プレビュー

吸光度測定スペクトルの印刷と印刷プレビューの方法はスペクトル測定と同じです。スペクトル測定の「現在のスペクトル図の印刷と印刷プレビュー」を参照してください。

9. 透過率測定

透過率は、光源のスペクトルと被測定物を透過した後のスペクトルから算出されます。そのため、吸光度の測定と同様、透過率を測定するには、まず光源のスペクトルを測定し、続いて被測定物を透過した光を測定します。測定が終了するとプログラムは自動的に透過率スペクトルを計算します。

透過率の測定条件設定と測定

透過率を測定するには、「測定」メニューから、「透過率」を選択し「透過率測定を追加...」画面を開きます。

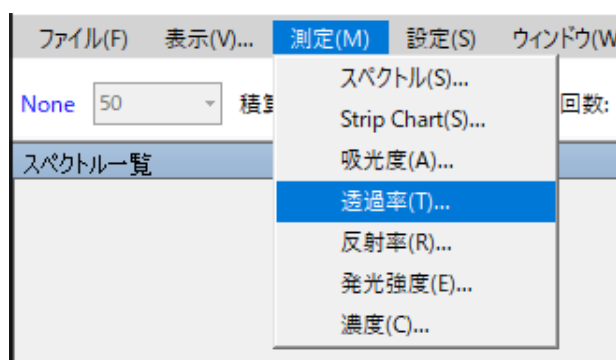


図1：「測定」メニューから「透過率」を選択

選択し終わったら以下の画面が表示されます。

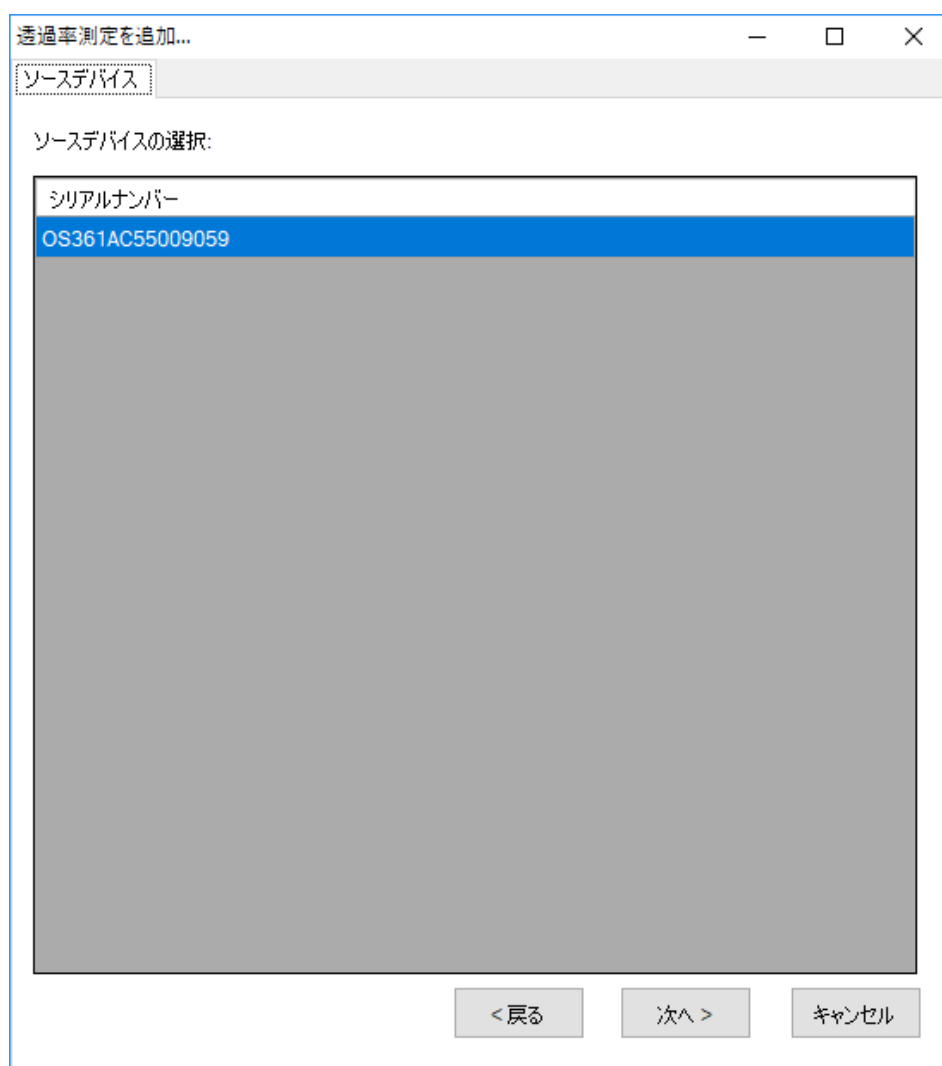


図 2 : 「透過率測定を追加...」 - 「ソースデバイス」

ソースデバイスの設定

まず「ソースデバイス」画面でソースデバイス(デバイスシリアルナンバーで表示される)を選択し、「次へ」を押します。

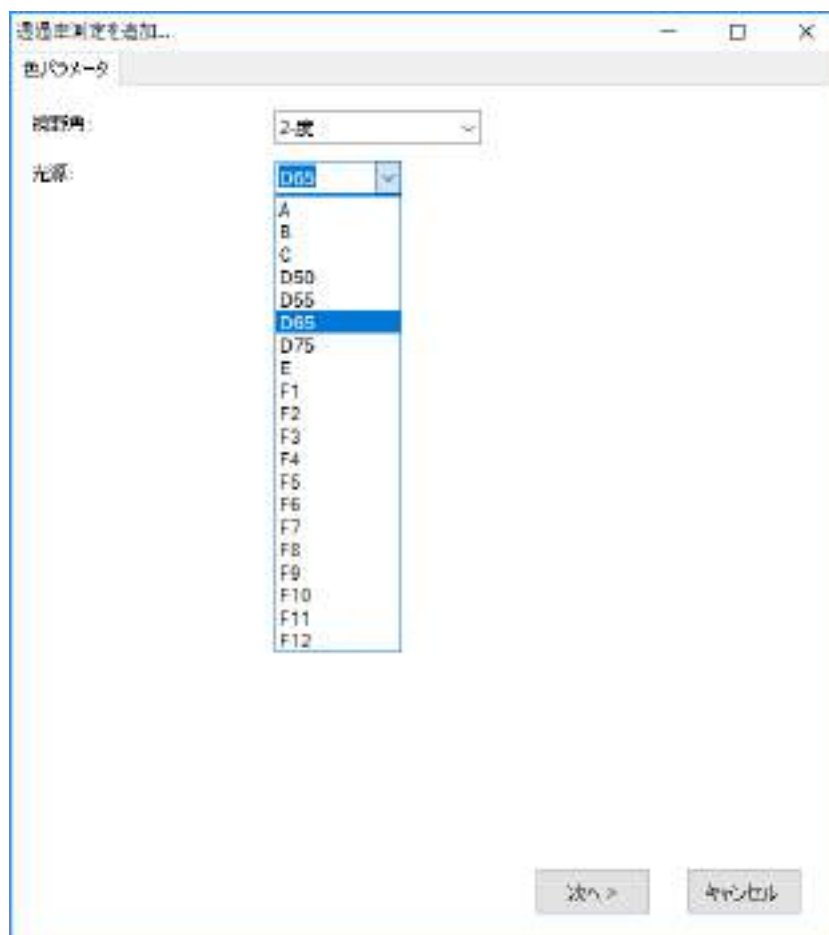


図 3 : 「透過率測定を追加...」 - 「色パラメータ」

色パラメータの設定

透過率測定には、CIE 標準観測者の視野角と光源の種類を指定します。視野角には 2 度と 10 度（それぞれ CIE 1931 と CIE 1964 に対応）と、複数の標準光源に対応しています。この例では、2 度の視野角と D65 光源を指定しています。選択し終えたら[次へ]を押します。

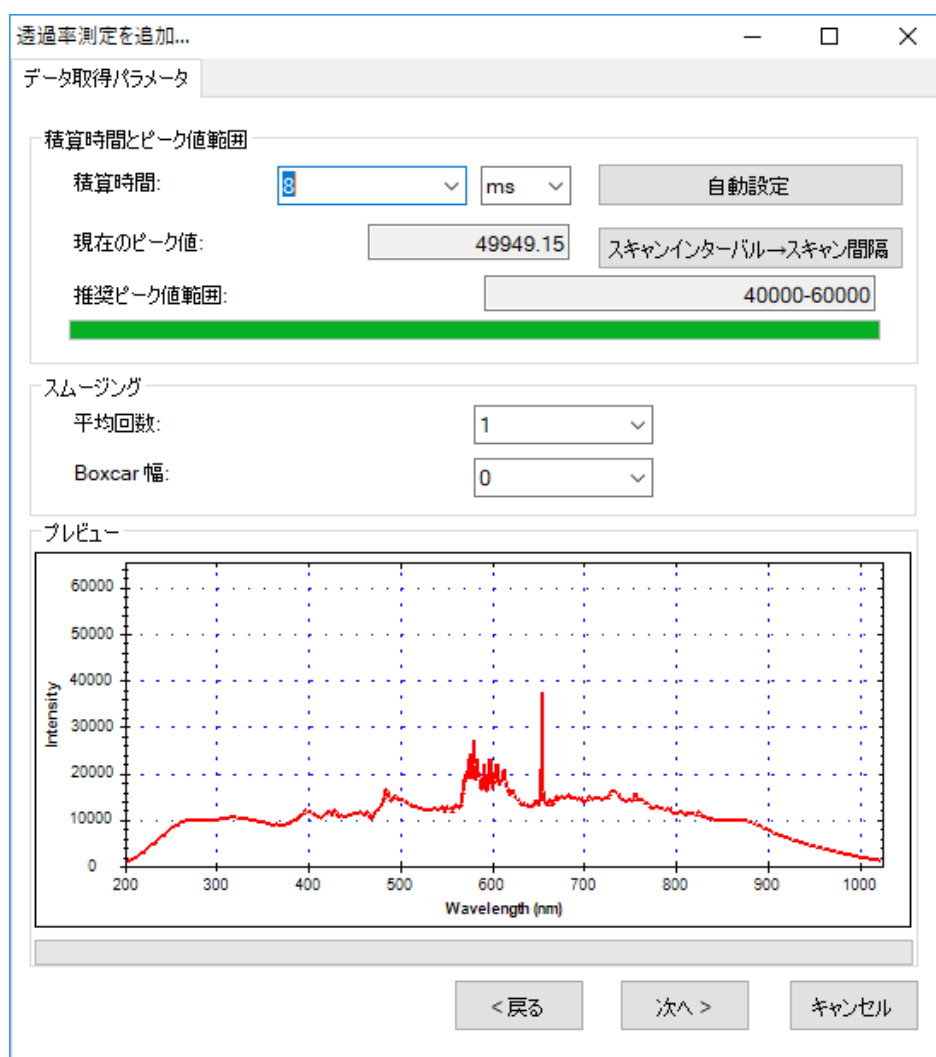


図 4: 「透過率測定を追加...」 - 「データ取得パラメータ」

積分時間の設定

続いて、「データ取得パラメータ」の画面で積分時間(センサーの露光時間)を設定します。プログラムではこの画面を開くと自動的にデフォルトの積分時間が設定されています。必要に応じて、画面下方のプレビューを参照しながら、積分時間を調整してください。調整するとプレビューが変化するので、ピーク値を画面上の推奨ピーク値範囲内に設定してください。例ではピーク値を 40000 - 60000 の範囲内に設定しています。

調整が上手くいかない場合には「自動設定」ボタンを押して、プログラムに自動的に設定させることもできます。

積算時間を設定し終わったら、必要に応じて、スペクトルスキャンのインターバルを設定します。「スペクトルインターバル→スキャン間隔」ボタンを押して、「スペクトルスキャンインターバル」の画面上の「ユーザーが設定したスペクトルスキャン間隔を有効にする」にチェックを入れて、インターバルを入力します(デフォルトは 500 ms)。

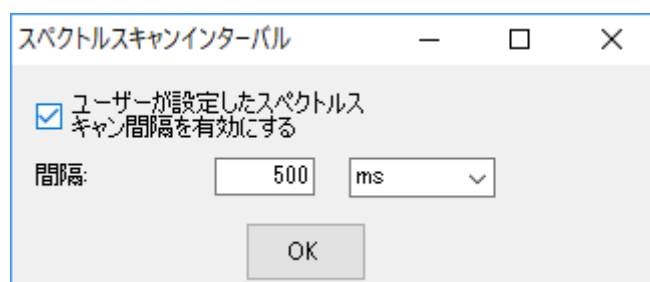


図 5 : 「スペクトルスキャンインターバル」

スムージング処理の設定

スペクトル曲線に対してスムージング処理を行うことができます。「平均回数」に平均値を計算するためのスキャン回数を指定します。これにより一回のみのデータ取得によりも曲線の変動を小さくすることができます。また、「Boxcar 幅」には移動平均計算に使用する前後のデータ数を指定します。これにより曲線の急な変化を減らすことができます。Boxcar の幅が大きいほど曲線は滑らかになり、突出した変化は少なくなります。次の図 6 は、Boxcar の幅を 10 (最大) にしたときのスムージング効果を示しています。例にはスムージングをしていない元の図 4 と比較しています (プレビューの赤い曲線を参照してください)。

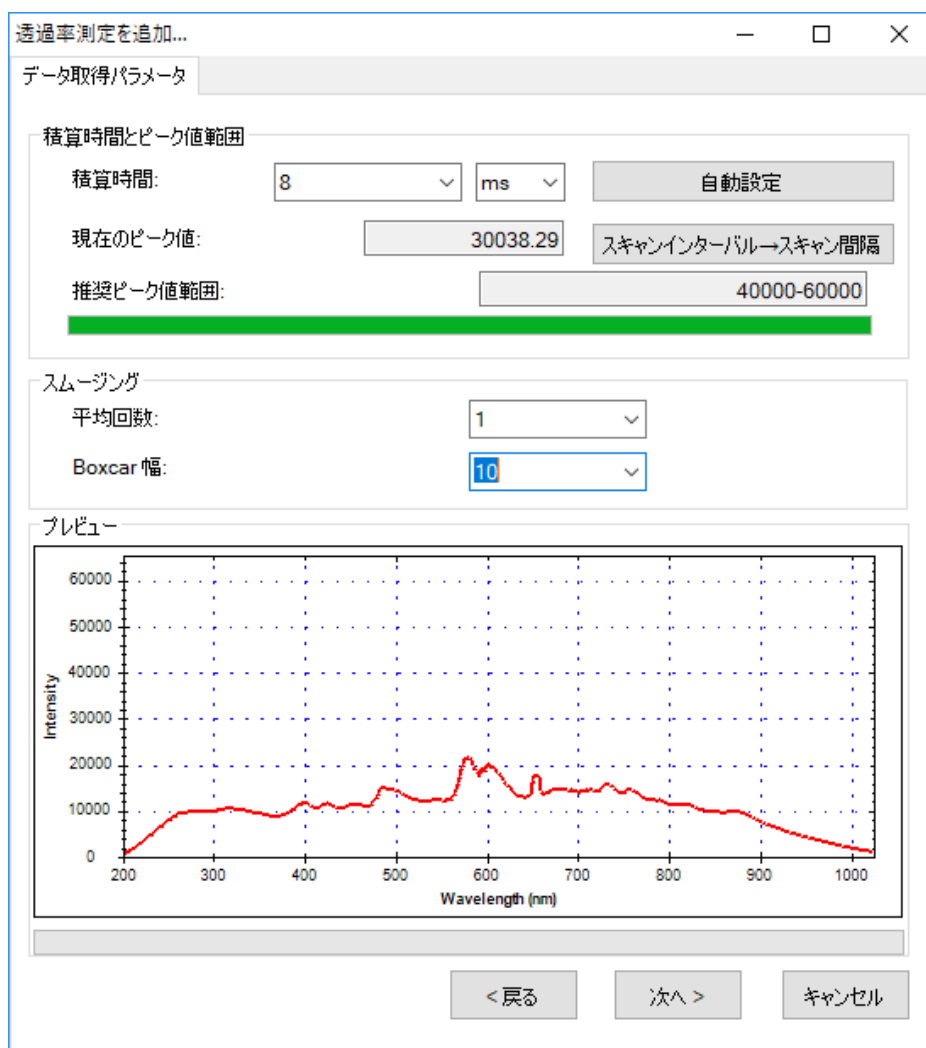


図 6 : 「透過率測定を追加...」 - スムージング処理の効果

すべてのパラメータの設定が終了したら、「次へ」を押してください。

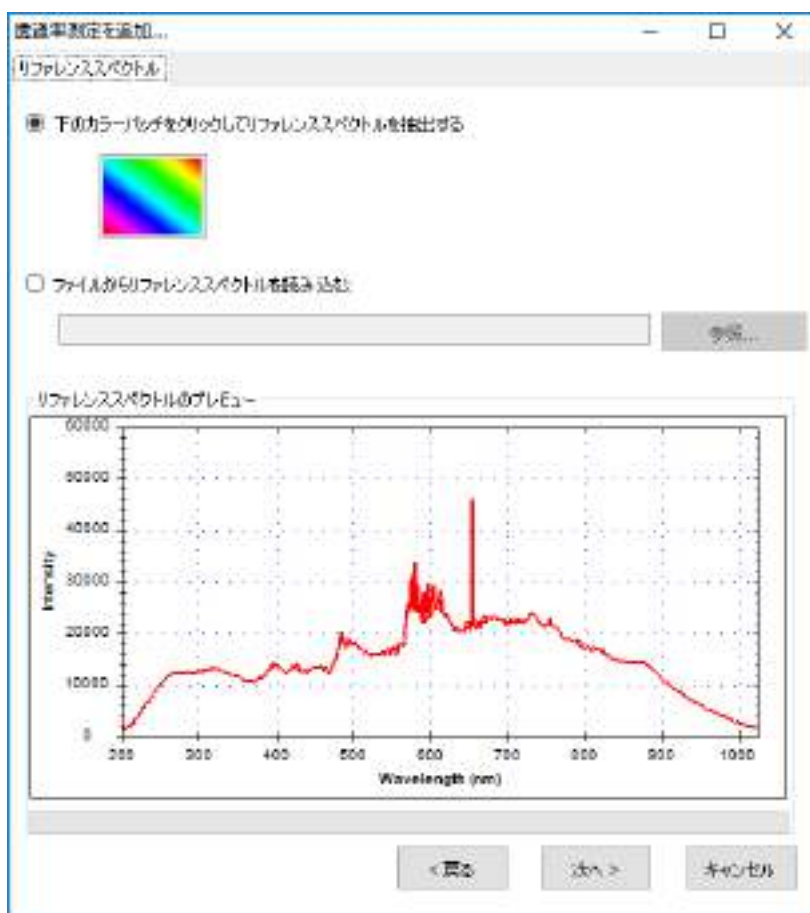


図7：「透過率測定を追加...」 - 「リファレンススペクトル」

リファレンススペクトルの設定

被測定物が置かれてない光源スペクトル、つまり「リファレンススペクトル」を設定します。画面上のカラーパッチをクリックしてリファレンススペクトルを実際に測定して取得するか、以前にリファレンススペクトルファイルを保存していた場合は「参照」ボタンを使用して読み込むことができます。本例では実際の光源をリファレンススペクトルとして読み込んでいます（そのため、被測定物を先にセットしないでください）。リファレンススペクトルを読み込み終わると、画面下のプレビューでスペクトルデータを確認することができます。続いて「次へ」を押してください。

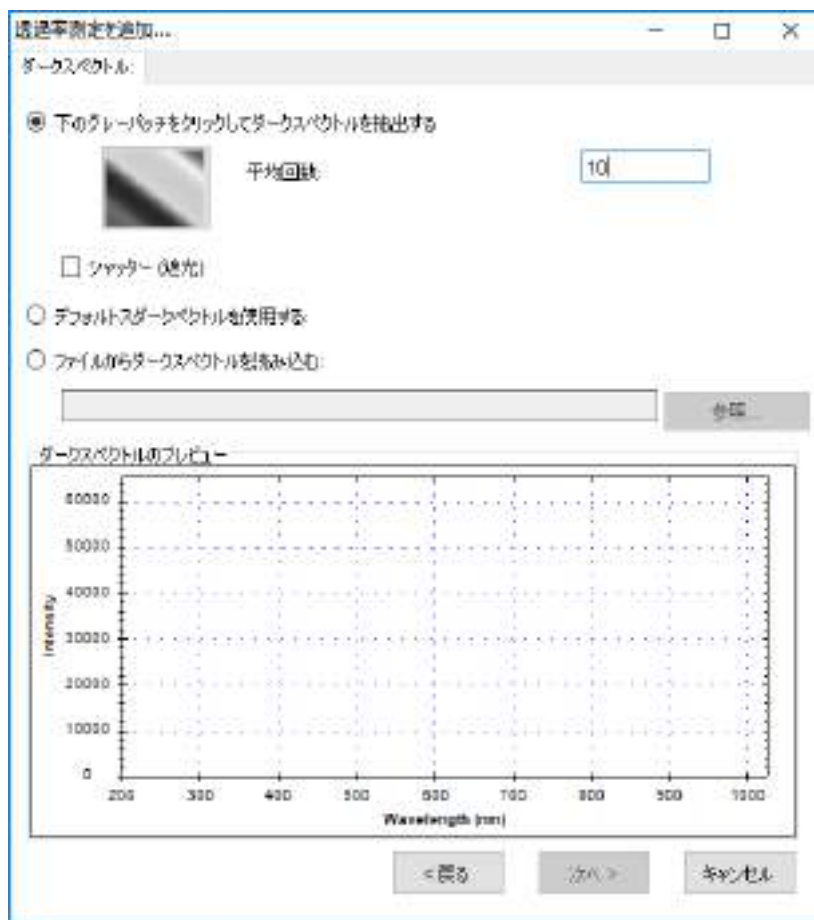


図 8 : 「透過率測定を追加...」 - 「ダークスペクトル」

ダークスペクトルの設定

リファレンススペクトルの設定が終わったら、センサーに光が当たらない時の測定値、つまり「ダークスペクトル」を設定します。これより正確なベースラインが設定されます。分光器に接続されている光源を切り離すか、光路を完全に遮蔽し、画面のグレーパッチを押してダークスペクトルを取得します。一回の取得でなく、複数回の取得で平均値を計算して設定することもできます。プログラムのデフォルトは1回となっています。ここでの例は10回としています。ダークスペクトルを取得したら、画面の下のプレビューで取得したスペクトルが確認できます。また、ダークスペクトルの取得中は「Dark Spectrum を取得中...」と表示されます。



図 9 : 「Dark Spectrum を取得中...」 の表示

リアルタイムにダークスペクトルを抽出する以外、プログラムのデフォルトダークスペクトルか以前に保存したダークスペクトルファイルを選択することも可能です。プログラムのデフォルトダークスペクトルはテスト用に作成されたものですので、必ずしも適切なものではありませんので注意してください。以下は「デフォルトダークスペクトルを使用する」の選択画面です。

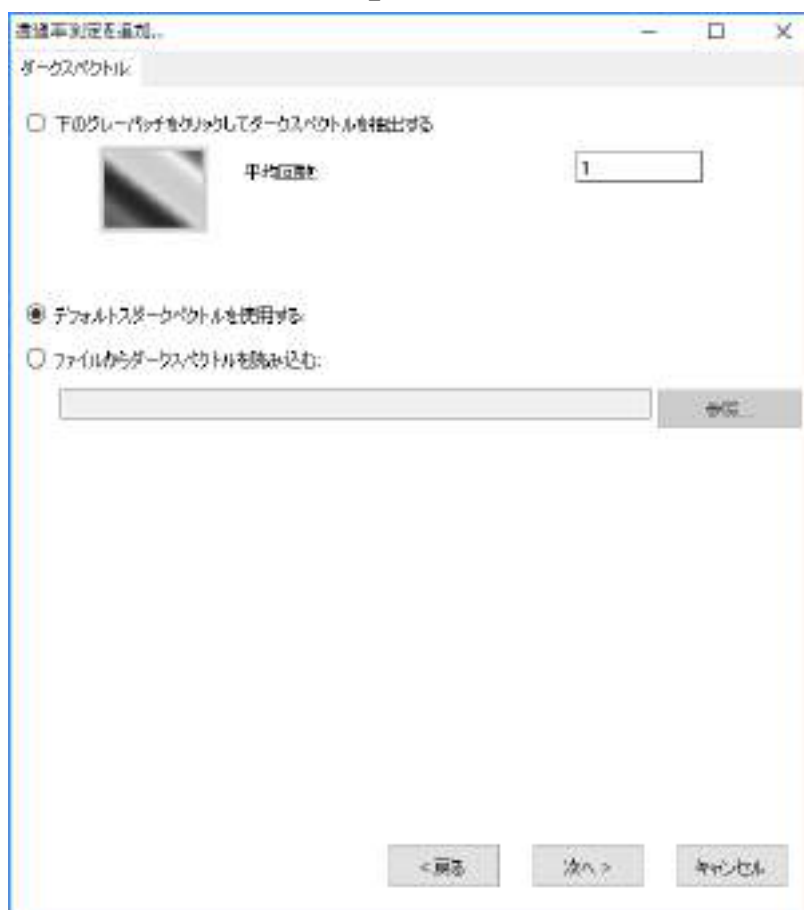


図 10 : 「透過率測定を追加...」 - 「デフォルトダークスペクトルを使用する」

注意：本例では実際に取得したダークスペクトルを使用します(プログラムのデフォルトダークスペクトルは使用しません)。

ダークスペクトルを設定し終わったら、「次へ」を押してください。

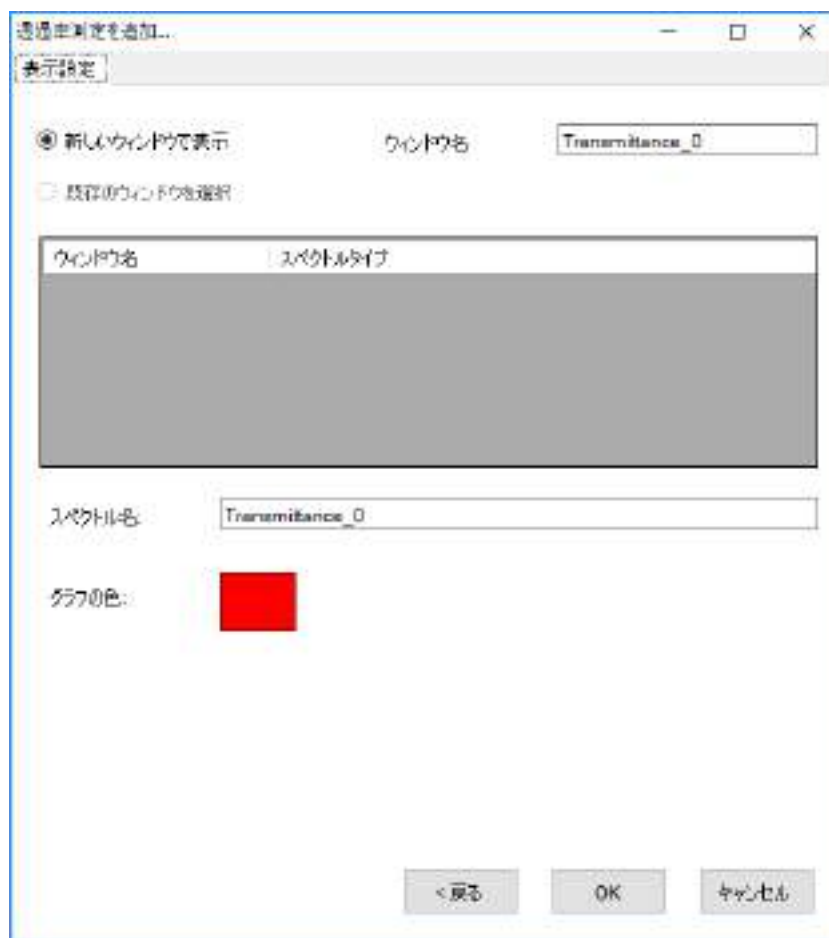


図 11 : 「透過率測定を追加...」 - 「表示設定」

表示設定

上の図に示すように、グラフのビューウィンドウ名、スペクトル名、グラフ曲線の色を指定できます。色を指定するには、画面のカラーパッチをクリックして希望の色を選択します。



図 12 : 「表示設定」 - 「色の設定」

表示の設定が終わったら、「OK」を押してください。下図のように測定図が表示されます。

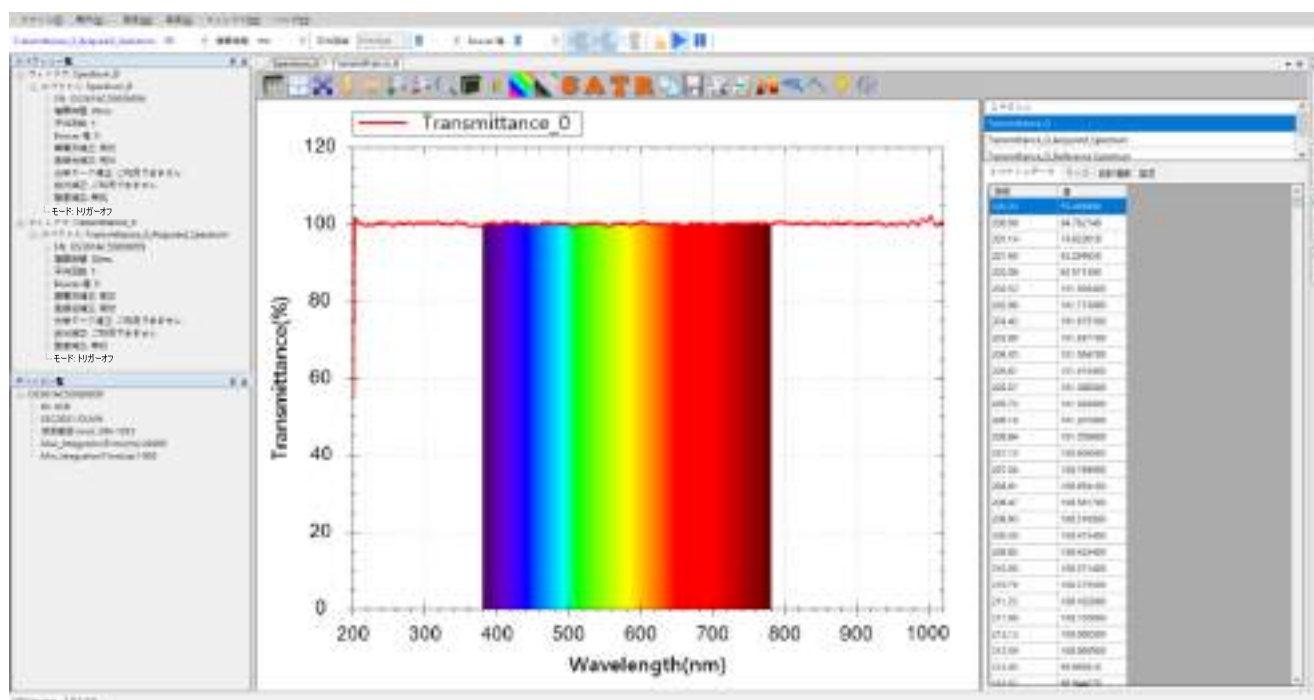


図 13 : 新たに作成した透過率測定図

上の図は被測定物をセットしてない状態のため、可視領域全域で透過率はほぼ100%となっています。

参照光源には200~1700nmの重水素ハロゲン光源を使用しており、グラフの表示範囲を380~780nmに調整することで、可視領域のグラフを見やすくできます(詳細方法は「グラフの設定」一節を参照)。調整後のグラフは以下のようになります。

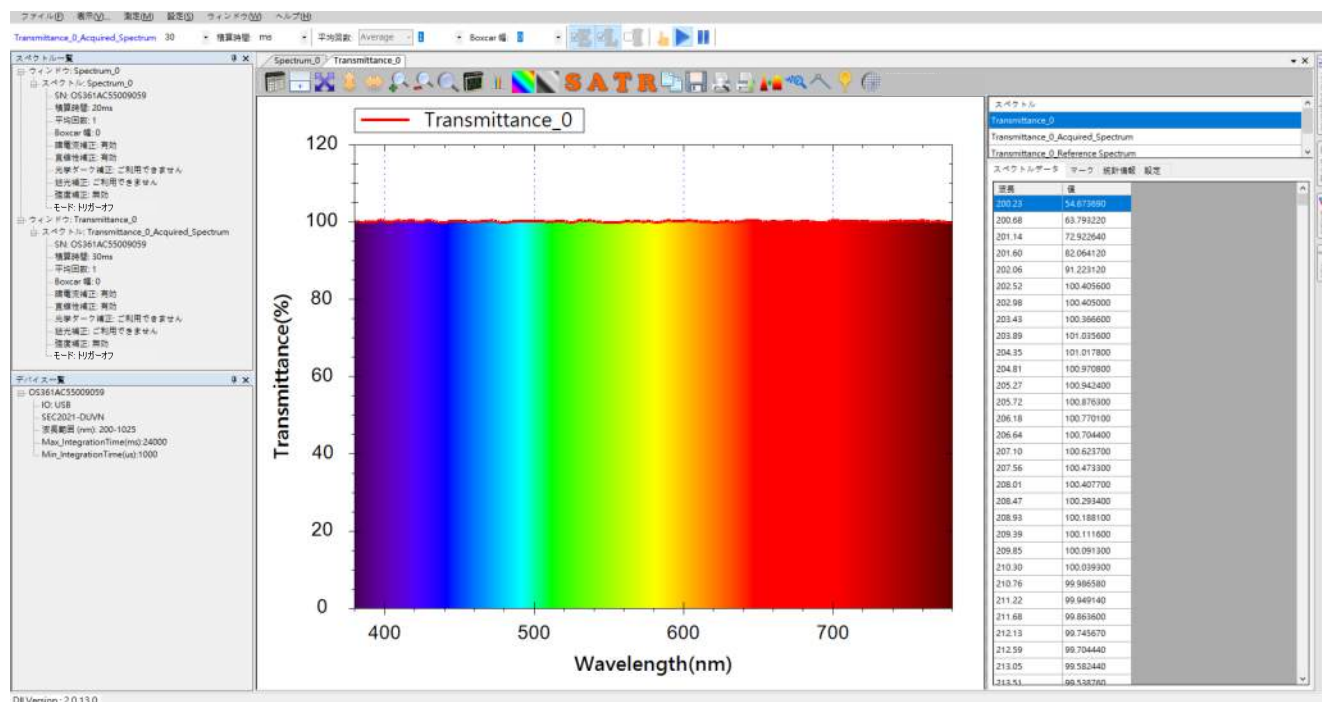


図 14：可視領域の波長範囲に調整

被測定物を置き透過率測定を開始

続いて被測定物をセットし透過率を測定します。白色透明フィルターを測定した結果を下図に表示します。

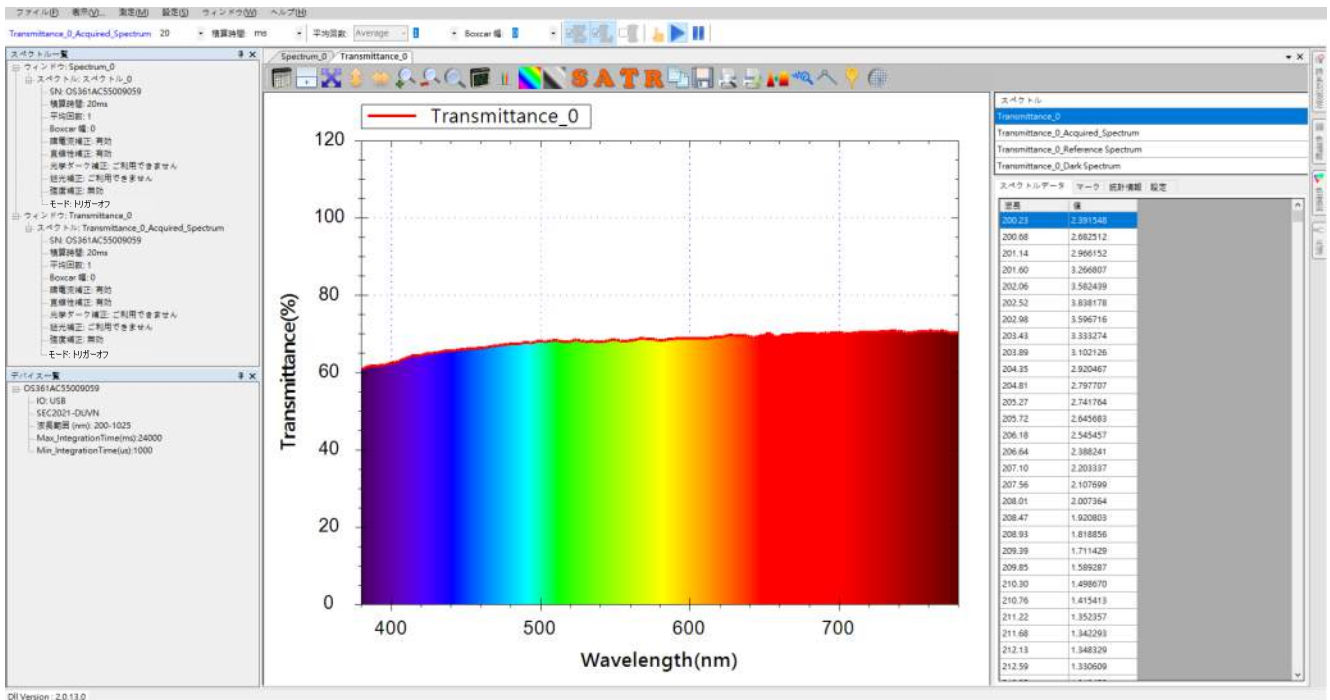


図 15：白色透明フィルターの透過率測定図

上図のように、白色透明フィルターはすべての可視波長の光を吸収するので、波長全般にわたって透過率が下がります。青色透明フィルターの場合は、下図のように青色可視光部分の透過率が高くなります。

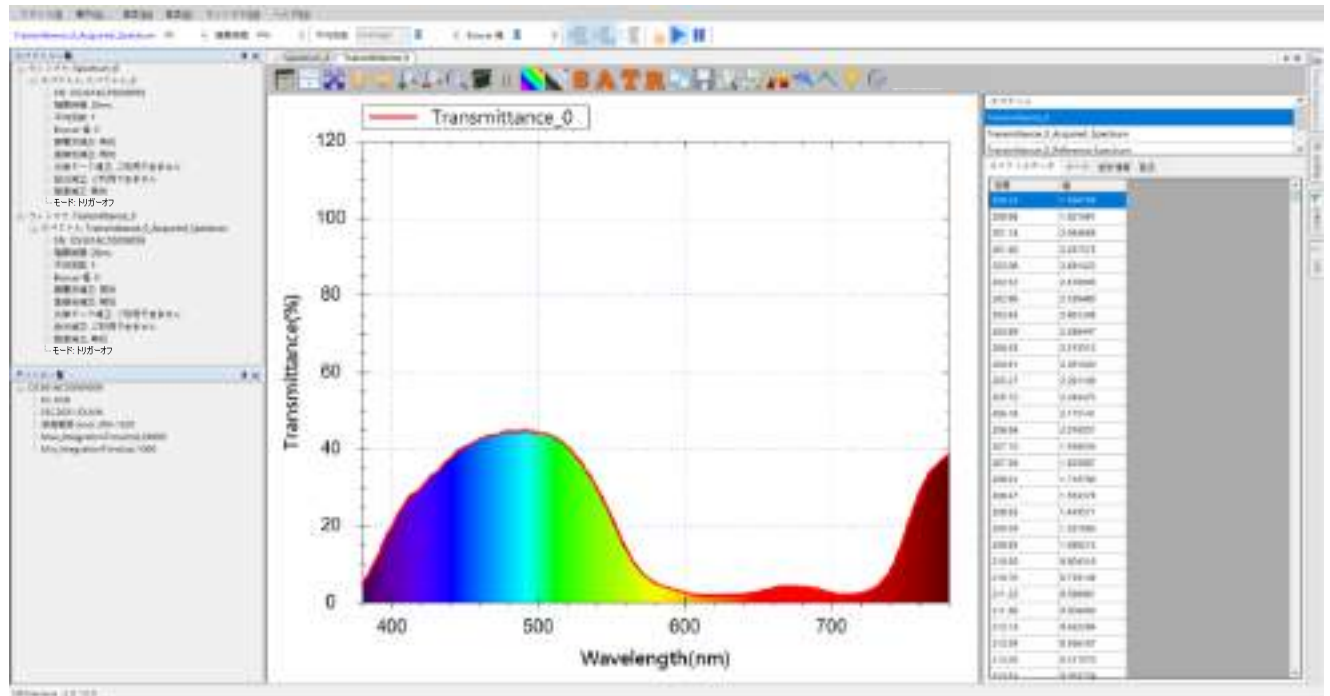


図 16：青色透明フィルターの透過率測定図

抽出したスペクトル曲線を調べる

透過率曲線は複数のスペクトルから算出されています。スペクトラスマートでは測定値が正しいかどうかを確認するために、元のスペクトル曲線を調べる機能を用意しています。ツールバーの「抽出したスペクトル」のボタンを押すことにより、この機能を有効にすることができます。



図 17: 「抽出したスペクトル」 ボタン

以下の3つの図は「抽出したスペクトル」を開いて光源、白色透明フィルター、青色透明フィルターのスペクトル曲線を表示しています。

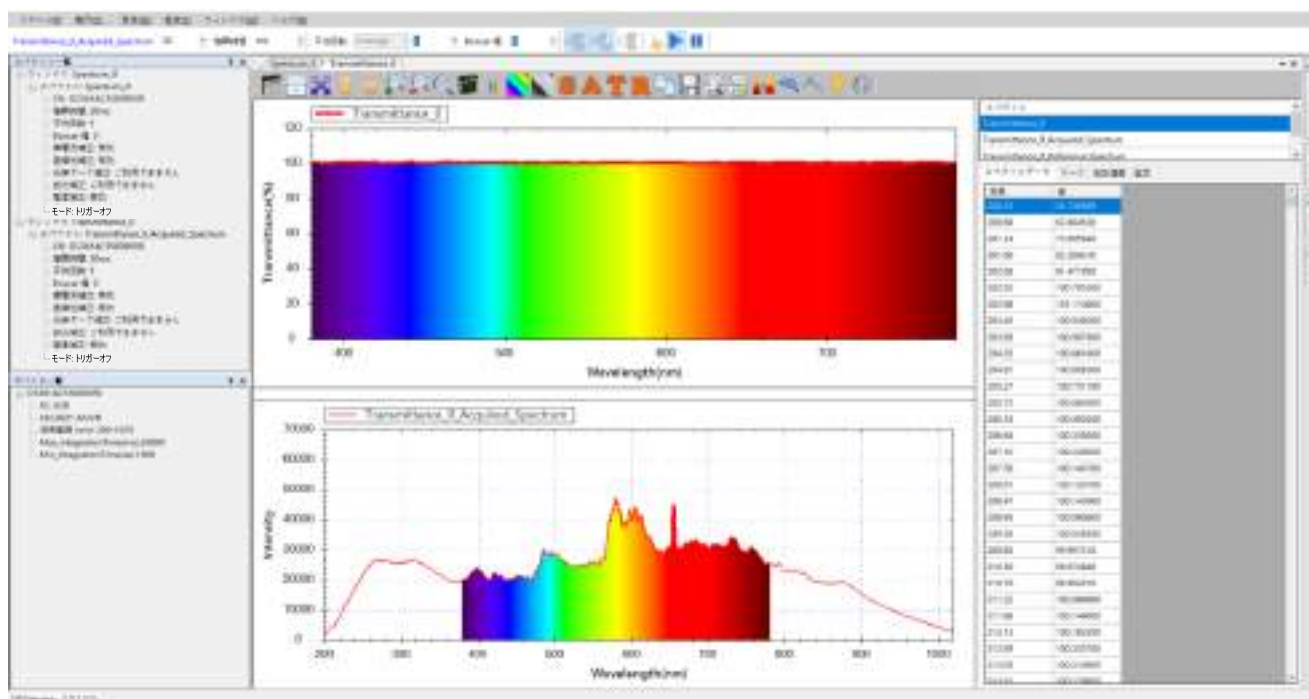


図 18: 光源の透過率曲線と「抽出したスペクトル」

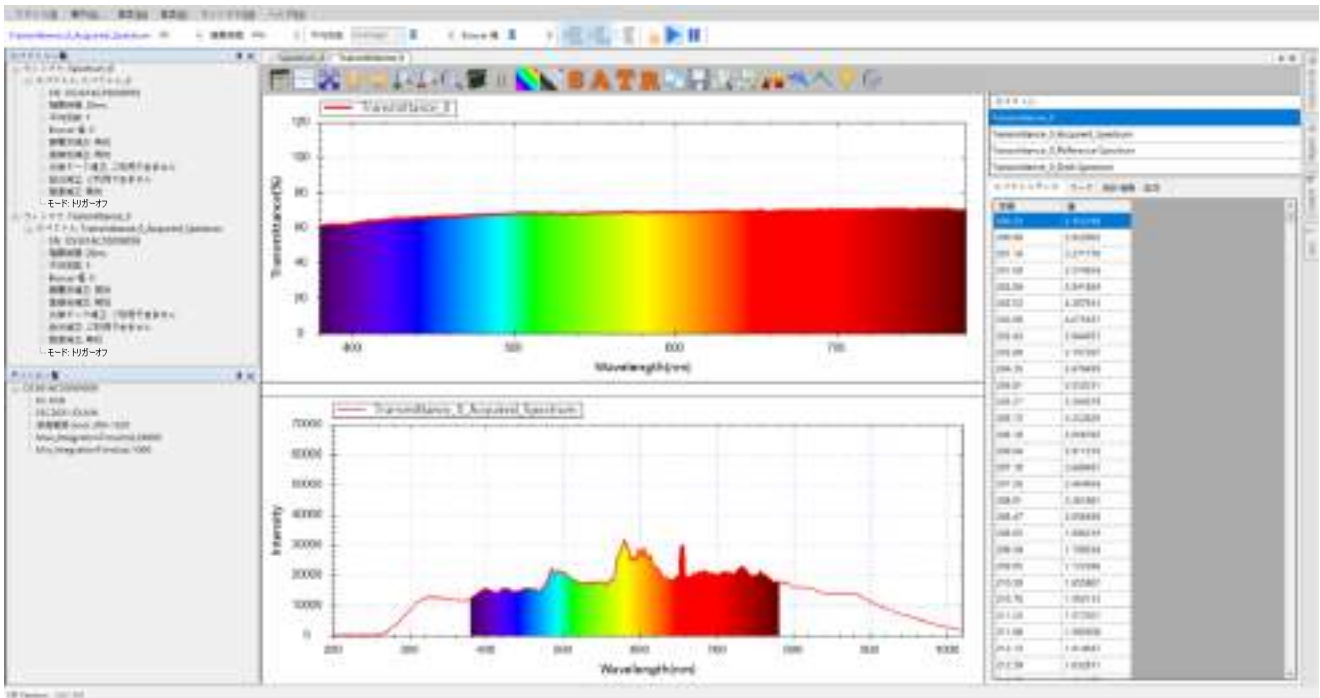


図 19：白色透明フィルターの透過率曲線と「抽出したスペクトル」

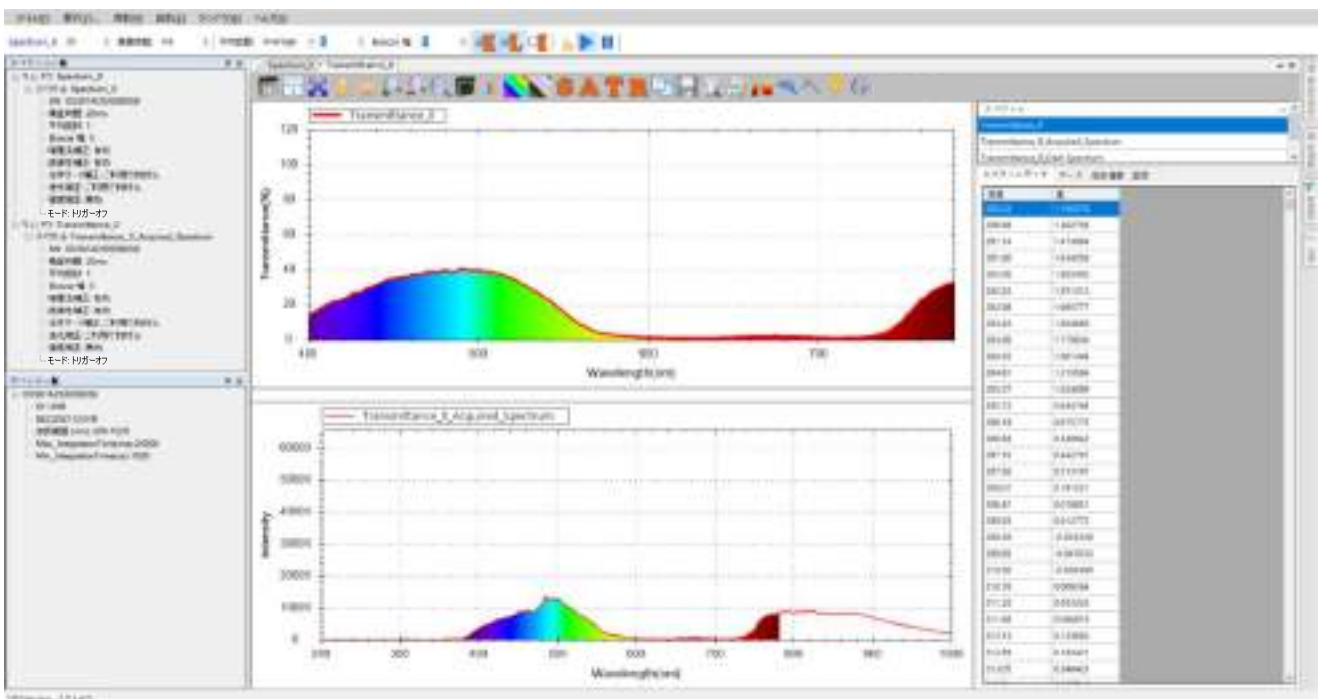


図 20：青色透明フィルターの透過率曲線と「抽出したスペクトル」

上記の図から、白色透明フィルターのスペクトル曲線が可視光線上のすべての波長を透過させることがわかります。青色透明フィルターのスペクトル曲線は、大部分の青色可視光線を通過させることがわかります。

色情報を調べる

透過率、反射率、発光強度の測定では、スペクトルを調べるだけでなく色情報について調べることができます。スペクトルデータウィンドウの右側の縦の「色情報」ボタンを押すと「色情報」画面が開きます。

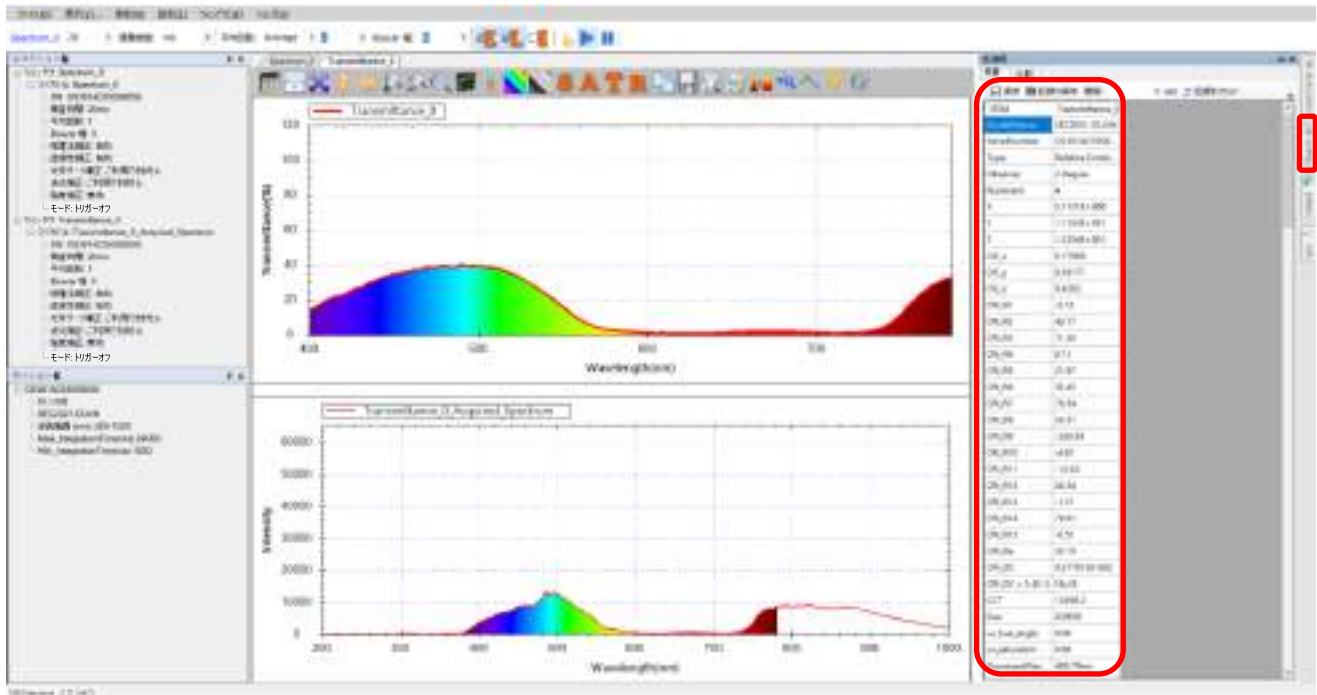


図 21 : 「色情報」ボタンと「色情報」画面

上の図が示すように、この画面で「抽出したスペクトル」に関する、標準観察者の視野角、光源タイプ、CIE_X、Y、Z 座標等が表示されます。

色情報ツールバーボタン

色情報画面のツールバーボタンに「保存」、「記録の保存」、「間隔」、「記録をリセット」、「Strip Chart を表示」が表示されます。

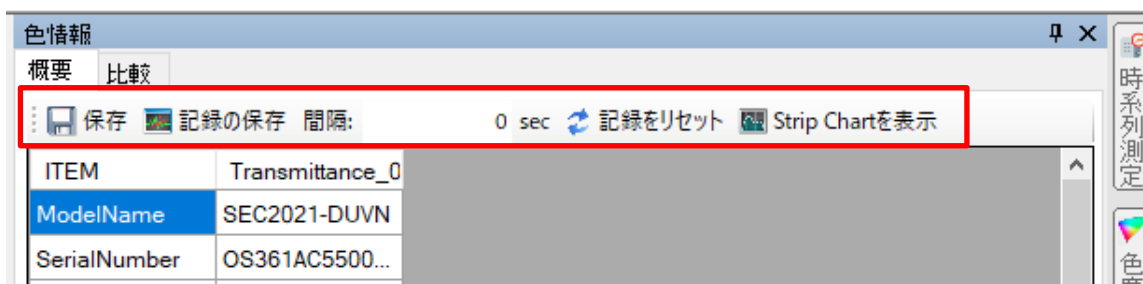


図 22 : 「色情報」 ツールバーボタン

これらのボタンの機能は次の通りです。

1. 「保存」:現在の色情報をテキスト（CSV）ファイルとして保存します。内容は画面上と同様です。
2. 「記録の保存」:色情報の変化を追跡し、継続的な記録ファイルとして保存します。これらの色情報はスペクトラスマートプログラムの内部に常に蓄積されています。
3. 「間隔」:色情報データの表示更新間隔を設定します。
4. 「記録をリセット」:現在蓄積されている内部のデータを消去し、新しく記録が開始されます。色情報を記録する場合は、はじめに「記録をリセット」ボタンを押して内部データを消去し、測定終了後に「記録の保存」ボタンを押すと、データがテキストファイルとして保存されます。
5. 「Strip Chart を表示」:ボタンを使用すると、各色情報の変化をストリップチャート上に表示することができます。例えば、X 値の変化を表示するには、「X」を選択し、「Strip Chart を表示」ボタンを押します。


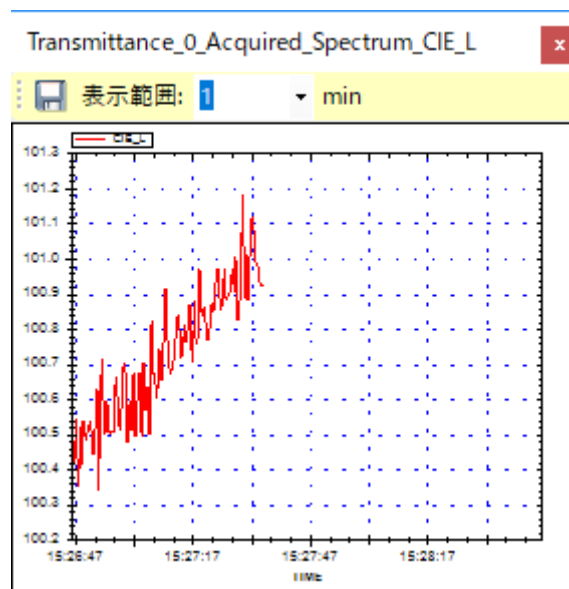


図 23:「色情報」のストリップチャート

色情報の比較

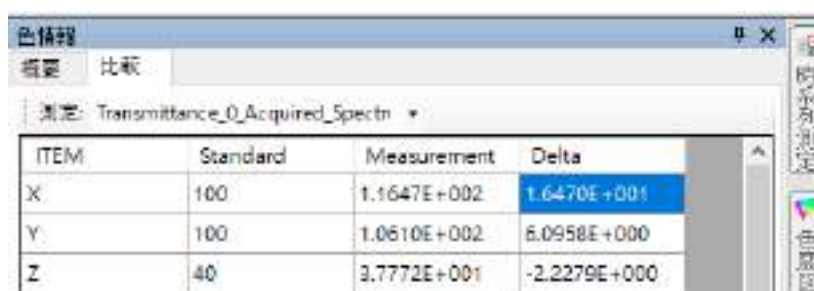

ITEM	Standard	Measurement	Delta
X	100	1.1647E+002	1.6470E+001
Y	100	1.0610E+002	6.0958E+000
Z	40	3.7772E+001	-2.2279E+000

図 24 : 「色情報」 比較画面

色比較機能を使用すると、現在の測定値と比較のために入力した標準値との差を表示します。

注意：比較表の中で、「Standard」のフィールドに数値を入力すれば自動的に差が計算されます。

色度図を調べる

スペクトラスマートには色度図が用意されており、被測定物の色度図上の位置と主波長を調べることができます。測定グラフ右側の縦の「色度図」ボタンでこの機能が使用できます。

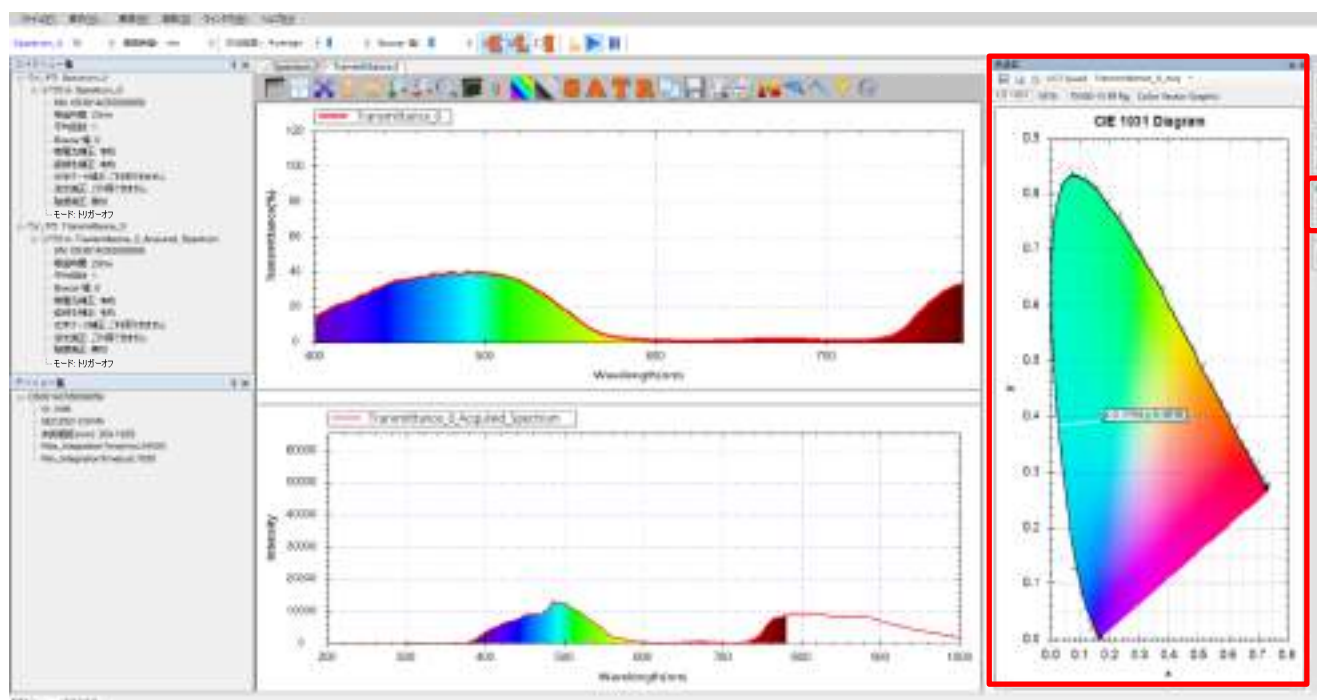


図 25 : 「色度図」 ボタンと 「色度図」 画面

色度図の切り換え

スペクトラスマートでは CIE 1931、CIE 1976、TM 30-15RfRg、Color Vector Graphic の 4 種類の色度図を用意しており、タブで切替えることができます。

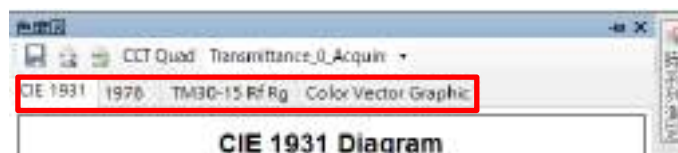


図 26：色度図切換えタブ

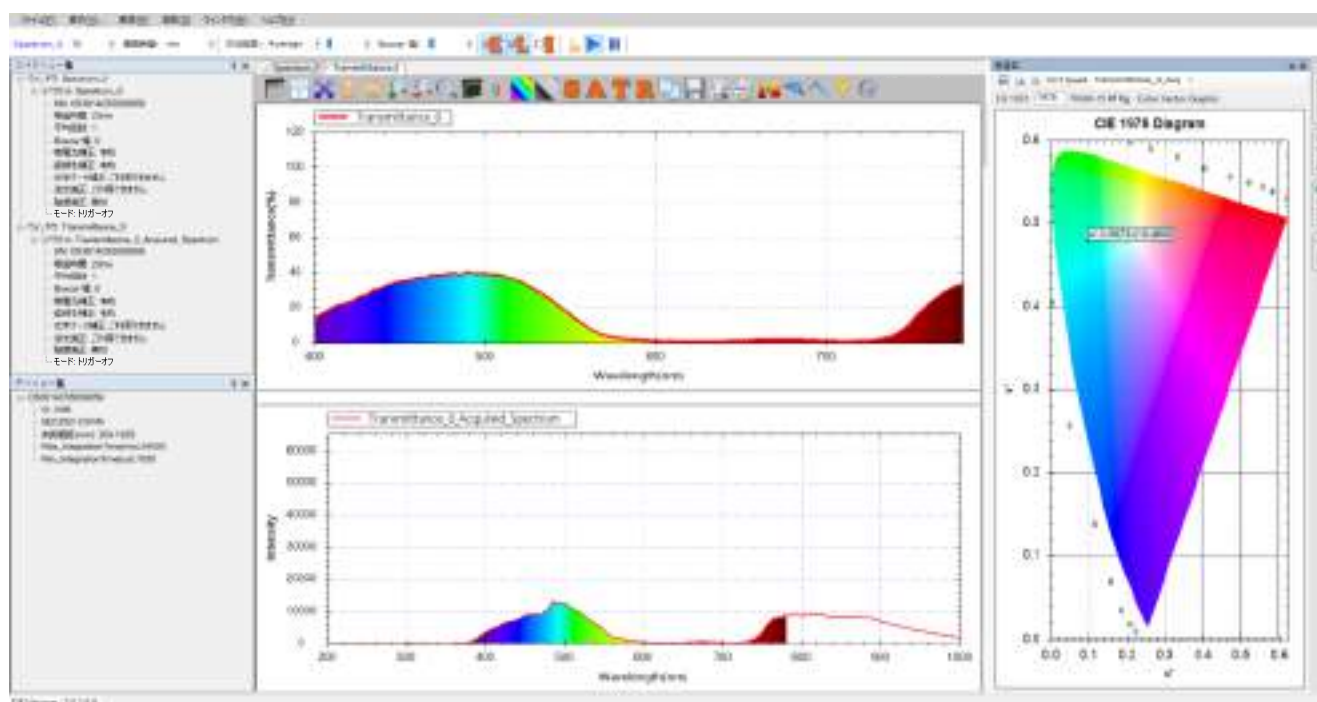


図 27：CIE 1976 色度図

色度図ツールバーボタン

色度図の上部に、「画像の保存」、「印刷プレビュー」、「印刷」、「CCT Quad」のボタンを用意しています。

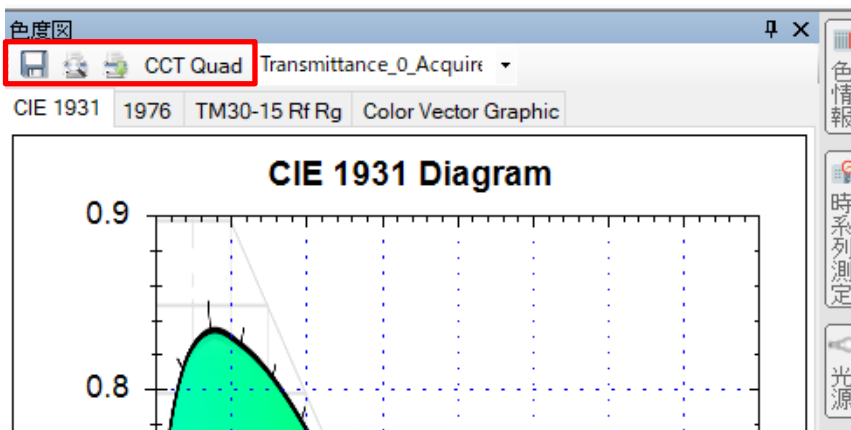


図 28 : 「CIE 色度図」 ツールバーボタン

色度図の保存

「画像の保存」ボタンで現在表示されている CIE 色度図を画像ファイルとして保存することができます。このボタンを押すと「名前を付けて保存」画面が表示されます。保存するフォルダーとファイル名を入力し「保存」を押します。

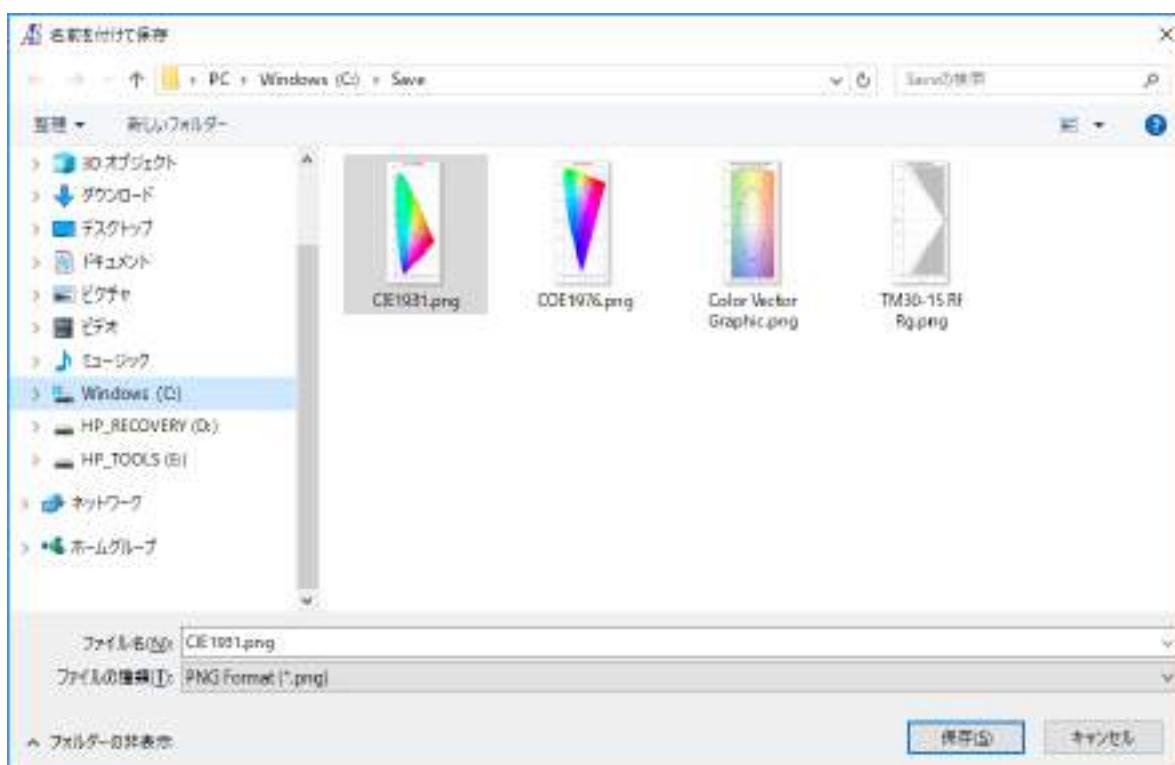


図 29 : 「画像の保存」を押して「名前を付けて保存」画面を表示

色度図の印刷

「印刷プレビュー」と「印刷」ボタンで、現在表示されている色度図をプレビューして印刷することができます。

色温度線を表示する

「CCT Quad」では、CIE 1931 色度図上に色温度線を表示します（CIE 1976 モードでは無効）。

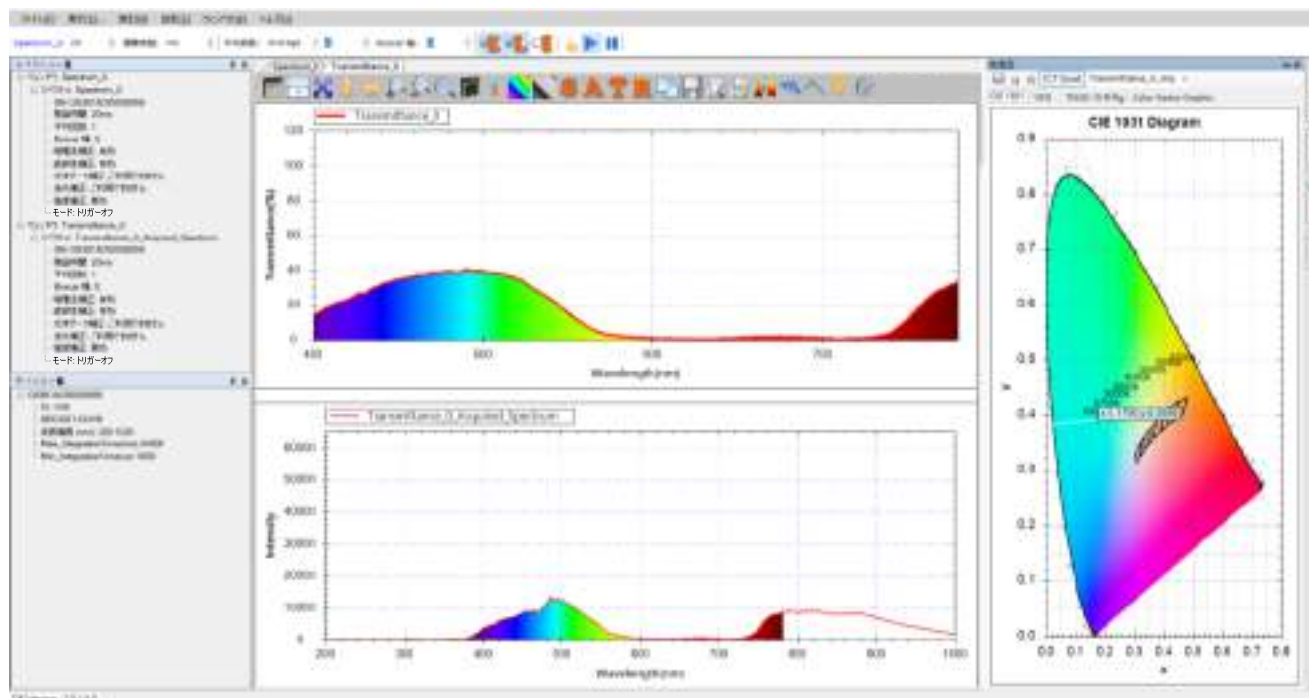


図 30 : 「CCT Quad」で色温度線を表示

グラフツールバーボタン

色測定範囲

透過率、反射率、発光強度測定で、可視領域全体でなく特定の波長範囲を観察するには、「色測定範囲」ボタンを使用して波長範囲を指定します。



図 31 : 「色測定範囲」ボタン

表示された画面で「色測定波長の指定」にチェックを入れ、そして「波長範囲」フィールドに数値を入力します。

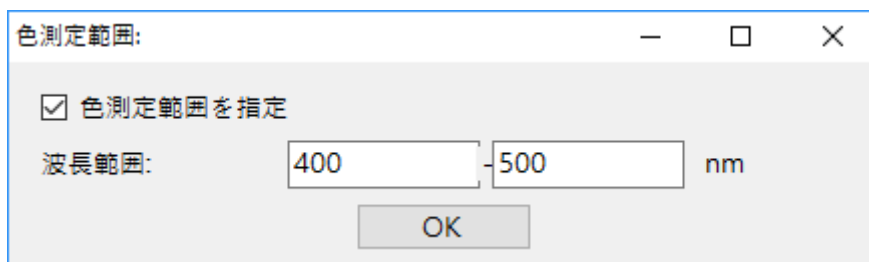


図 32 : 「色測定範囲」で波長範囲を指定

例では 400~500 nm と入力して、「OK」を押します。測定図の中の曲線は該当範囲のみ表示されます。

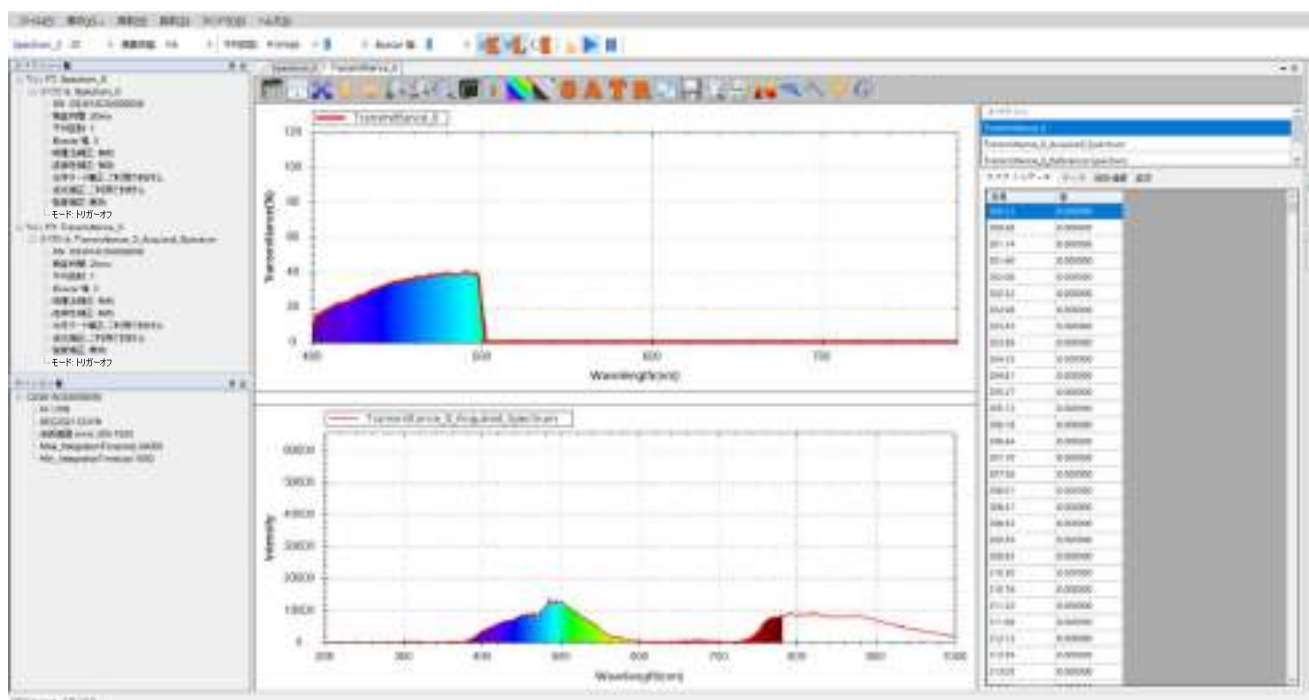


図 33 : 色測定範囲を指定した結果

「色測定範囲」ボタンを除き、透過率測定図のツールバーボタンは吸光度測定図のツールバーとほぼ同じです。透過率測定「グラフツールバーボタン」を参照してください。

現在の透過率測定を保存

透過率スペクトルの保存方法は吸光度スペクトルと同じです。吸光度測定「現在の吸光度測定を保存」を参照してください。

保存した透過率スペクトルを読み込む（並びに色情報を計算）

以前保存した透過率スペクトルの読み込み方法は吸光度スペクトルとほぼ同じです。ただし、透過率スペクトルを読み込む時には色情報を設定するかどうかを選択します。



図 34：透過率測定スペクトル図を読み込む際「色情報を測定する」にチェックを入れる

上図のように、「色情報を測定する」にチェックを入れ、「視野角」と「光源」を指定します。ファイルの読み込みと同時にこの情報は「色情報」と「色度図」に反映されます。これ以外は、吸光度スペクトルを読み込みと同じです。吸光度測定「保存した吸光度スペクトルを読み込む」を参照してください。

透過率測定の間々のスペクトル曲線の削除

透過率測定の結果は複数のスペクトル曲線により算出されています。そのためいづれの曲線も削除しないでください。もし、いづれかの曲線を削除した場合、結果は正しく計算されません。

透過率測定スペクトルの印刷と印刷プレビュー

透過率測定スペクトルの印刷と印刷プレビューの方法はとスペクトル測定と同じです。スペクトル測定の「現在のスペクトル図の印刷と印刷プレビュー」を参照してください。

10. 反射率測定

反射率は、光源のスペクトルと被測定物に反射したスペクトルから算出されます。そのため、吸光度の測定と同様、反射率を測定するには、まず光源のスペクトルを測定し、続いて被測定物に反射した光を測定します。測定が終了するとプログラムは自動的に反射率スペクトルを計算します。

反射率の測定条件設定と測定

反射率の測定は、「測定」メニューから、「反射率」を選択して新たに「反射率測定を追加...」画面を開きます。

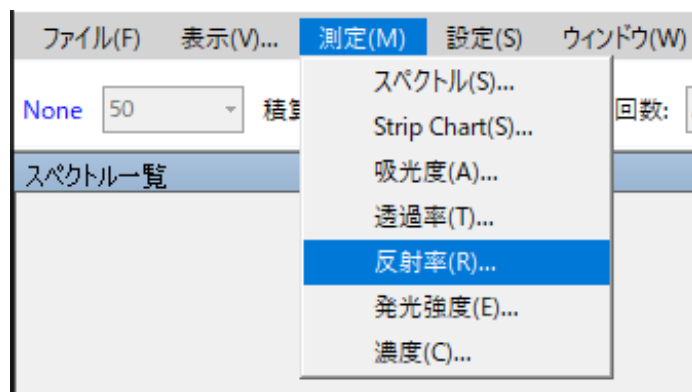


図1： 「測定」メニューから「反射率測定を追加...」を選択し終わったら、次の画面が表示されます。

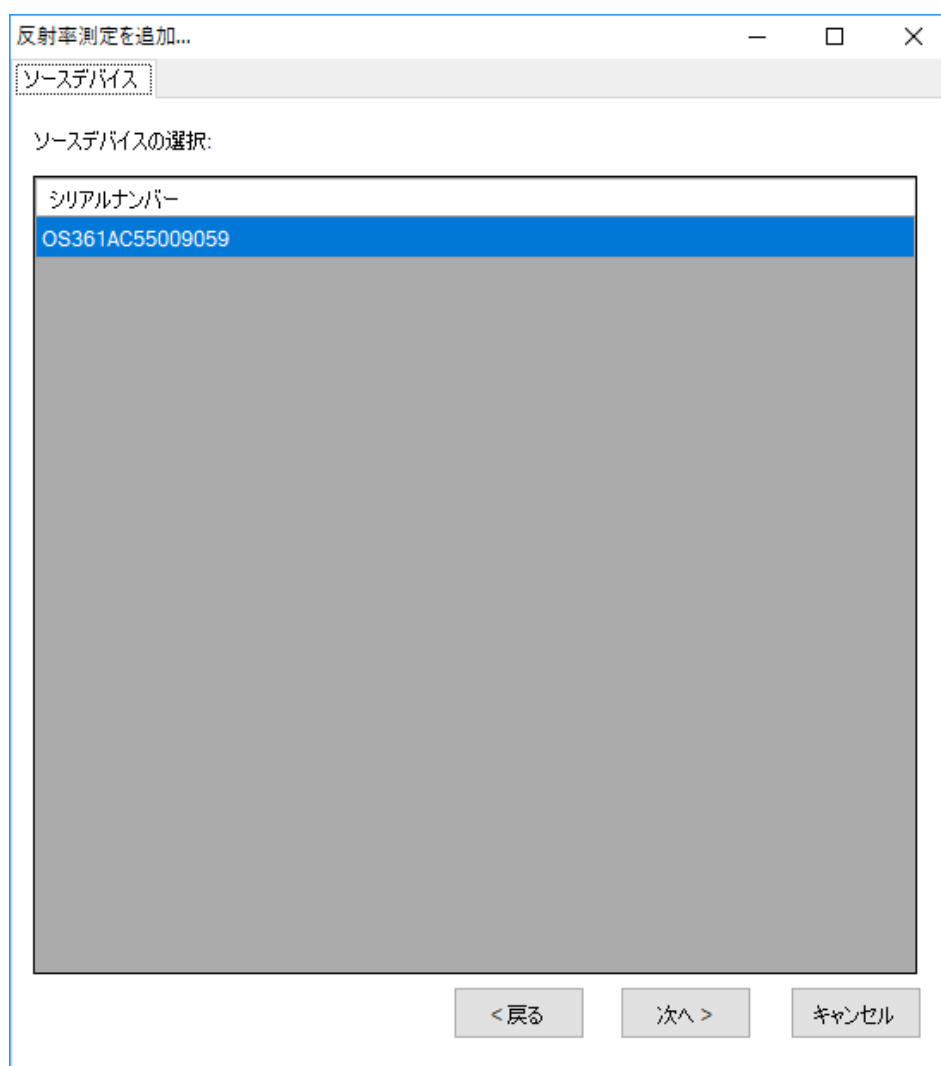


図 2 : 「反射率測定を追加...」 — 「ソースデバイス」

ソースデバイスの設定

まず「ソースデバイス」画面でソースデバイス(デバイスシリアルナンバーで表示される)を選択し、「次へ」を押します。

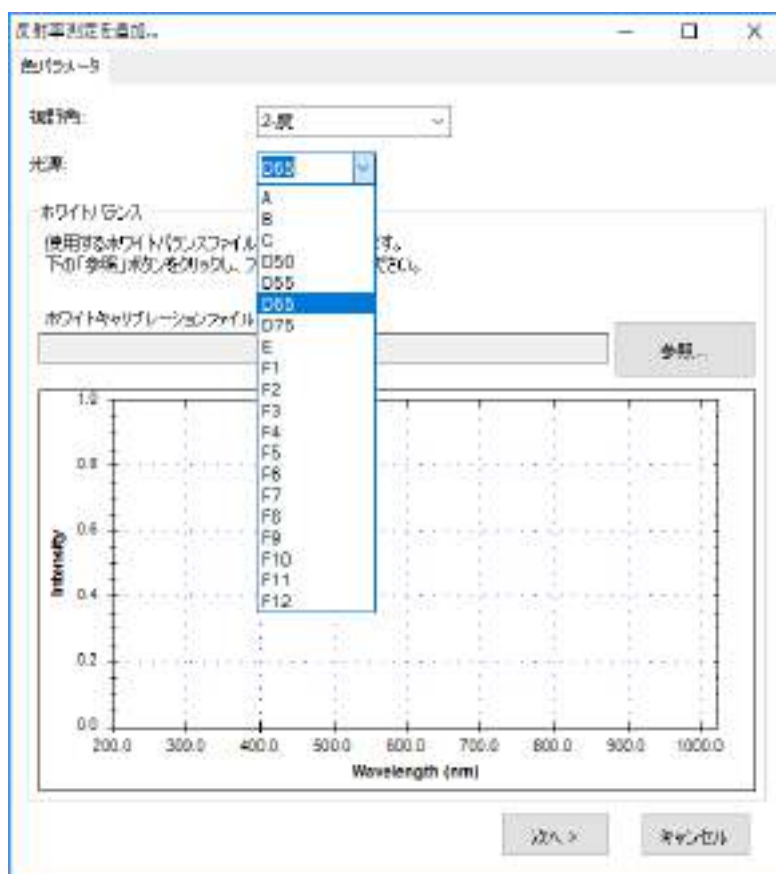


図 3：「反射率測定を追加...」 — 「色パラメータ」

色パラメータの設定

反射率測定には、CIE 標準観測者の視野角と光源の種類を指定します。視野角には 2 度と 10 度（それぞれ CIE 1931 と CIE 1964 に対応）と、複数の標準光源に対応しています。この例では、2 度の視野角と D65 光源を指定しています。選択し終わったら[次へ]を押します。

標準白色反射係数を入力

反射率の測定では、ホワイトキャリブレーションファイルを挿入することで、標準白色反射係数を入力することができます。標準白色反射係数が入力されない場合、被測定物の実際の反射率ではなく、標準白色板が 100 % の全反射として計算されます。標準白色反射係数を入力すると、被測定物の絶対反射率の計算ができます。

標準白色のファイルを入力するには、「参照」ボタンを使用してホワイトキャリブレーションファイルを指定します。選択すると、下のプレビュー画像に白色補正曲線が表示されます。

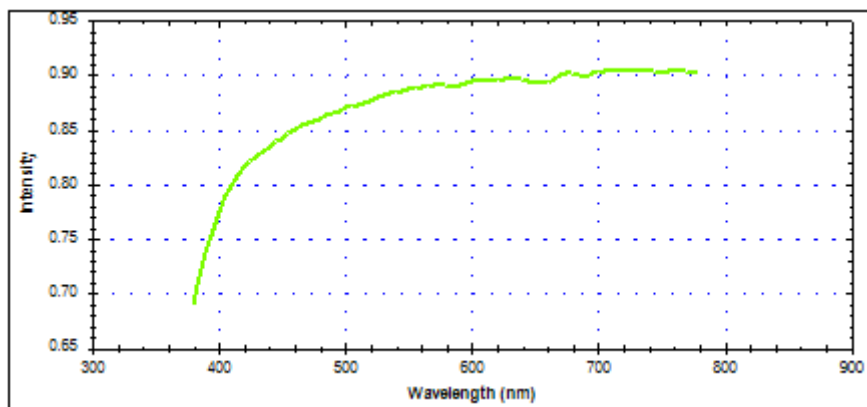


図 4：「反射率測定を追加...」—白色補正

以下に示すのはホワイトキャリブレーションファイルのフォーマット例です。ファイルの第一列は波長、第2列は反射率です。

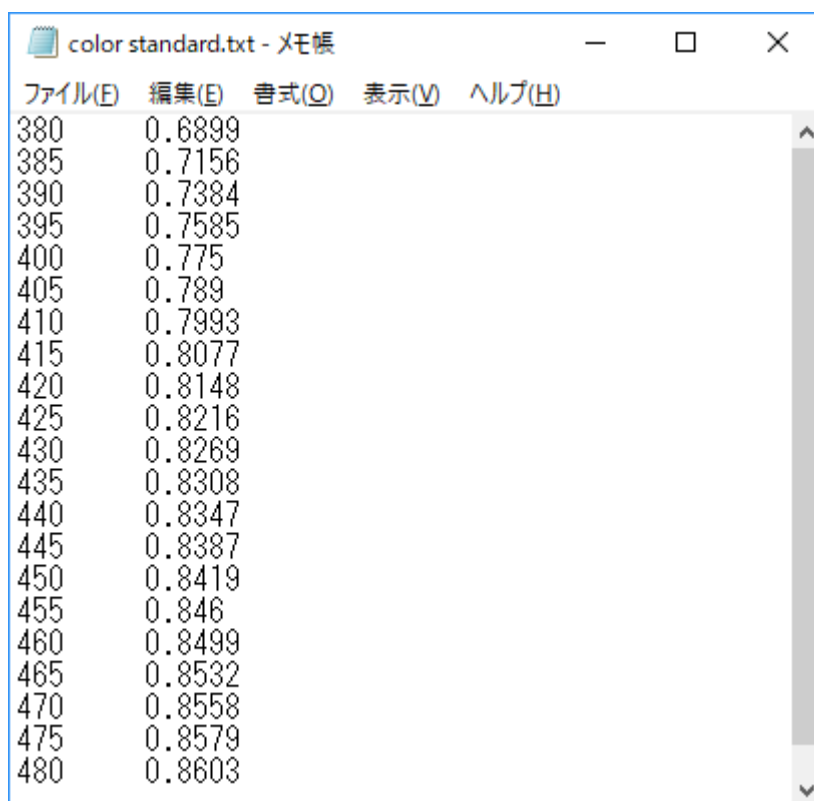


図 5：ホワイトキャリブレーションファイル形式の例

注意：以下の例ではプログラムデフォルト値を採用しています。ホワイトキャリブレーションファイルを指定していません。

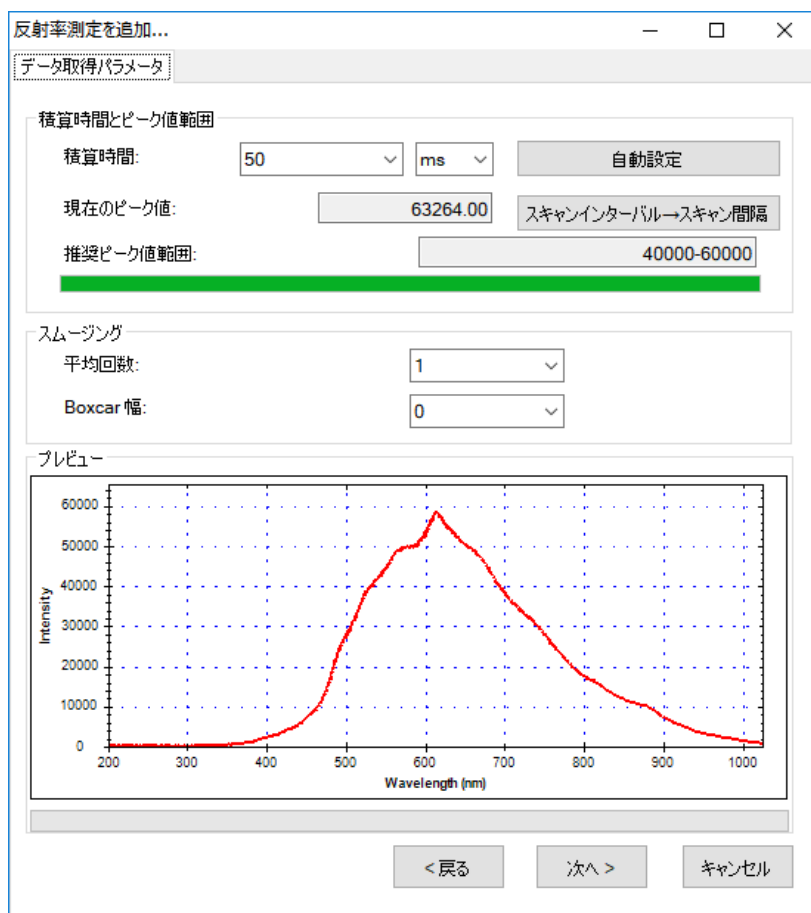


図 6：「反射率測定を追加...」 — 「データ取得パラメータ」

積算時間の設定

続いて、「データ取得パラメータ」の画面で積算時間(センサーの露光時間)を設定します。プログラムではこの画面を開くと自動的にデフォルトの積算時間が設定されています。必要に応じて、画面下方のプレビューを参照しながら、積算時間を調整してください。調整するとプレビューが変化するので、ピーク値を画面上の推奨ピーク値範囲内に設定してください。例ではピーク値を 40000 – 60000 の範囲内に設定しています。

調整が上手くいかない場合には「自動設定」ボタンを押して、プログラムに自動的に設定させることもできます。

積算時間を設定し終えたら、必要に応じて、スペクトルスキャンのインターバルを設定します。「スキャンインターバル→スキャン間隔」ボタンを押して、「スペクトルスキャンインターバル」の画面上の「ユーザーが設定したスペクトルスキ

「スキャン間隔を有効にする」にチェックを入れて、インターバルを入力します(デフォルトは 500 ms)。

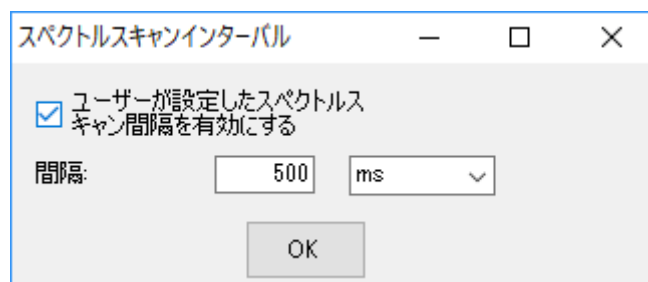


図 7: 「スペクトルスキャンインターバル」

スムージング処理の設定

スペクトル曲線に対してスムージング処理を行うことができます。「平均回数」に平均値を計算するためのスキャン回数を指定します。これにより一回のみのデータ取得によりも曲線の変動を小さくすることができます。また、「Boxcar 幅」には移動平均計算に使用する前後のデータ数を指定します。これにより曲線の急な変化を減らすことができます。Boxcar の幅が大きいほど曲線は滑らかになり、突出した変化は少なくなります。次の図は、Boxcar の幅を 10 (最大) にしたときのスムージング効果を示しています。例にはスムージングをしていない元の曲線と比較しています (プレビューの赤い曲線を参照してください)。

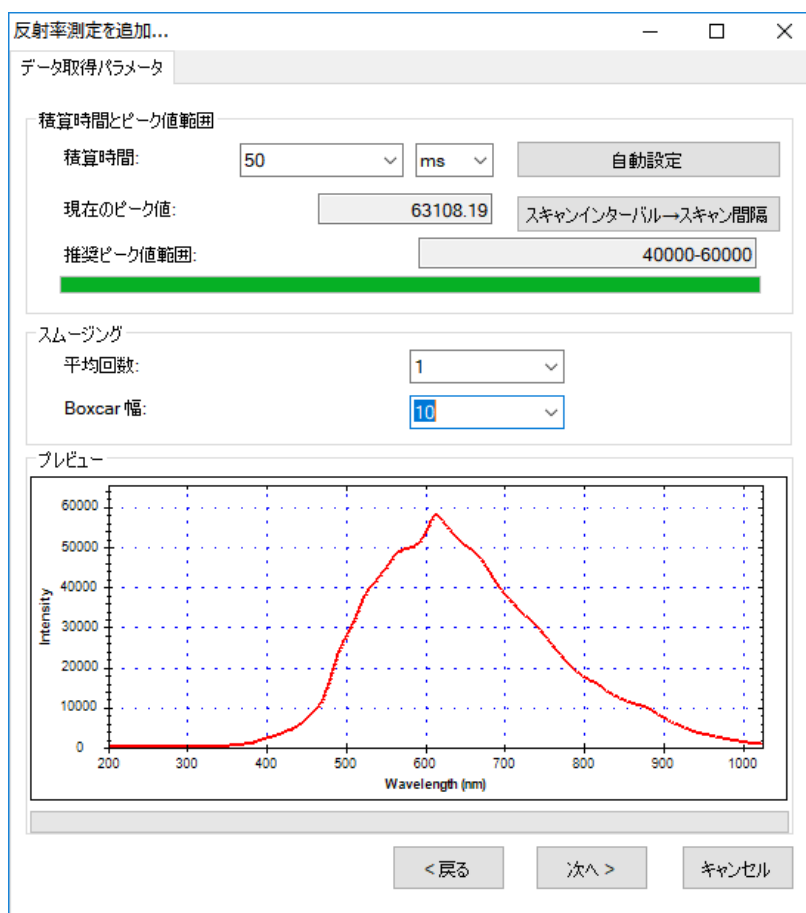


図 8 : 「反射率測定を追加...」 —スムージング処理効果の例

注意：以下の例ではプログラムのデフォルト値を使用し、すなわちスムージング処理(数値スキャン平均回数=1、Boxcar 幅=0)を行っていません。

すべてのデータ取得パラメータが設定し終わったら、[次へ]を押してください。

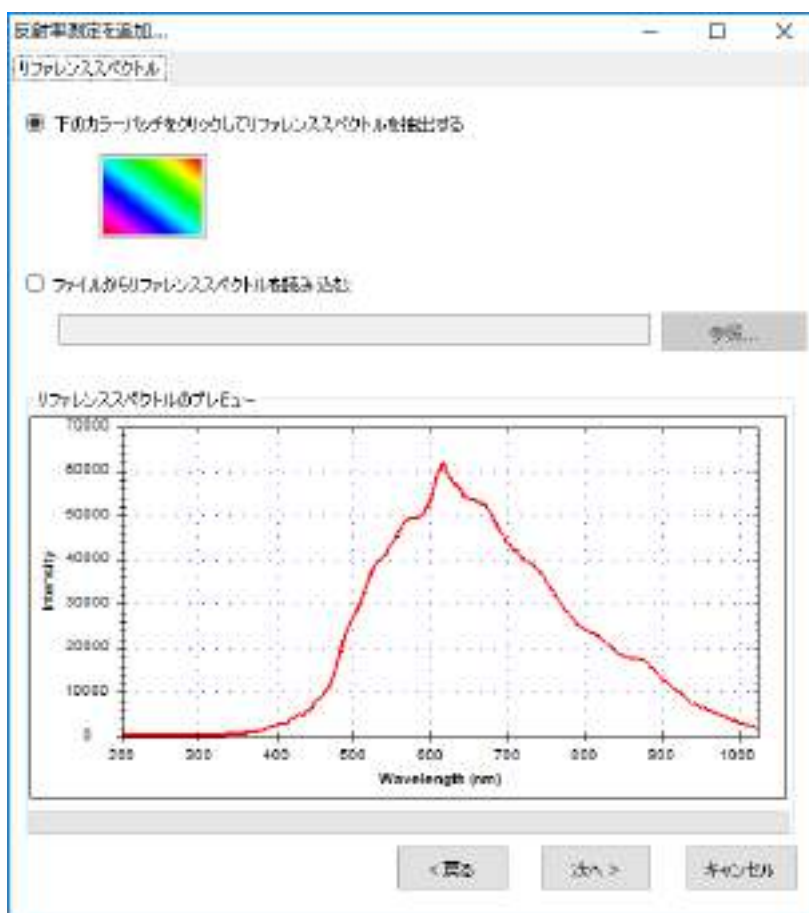


図 9 : 「反射率測定を追加...」 — 「リファレンススペクトル」

リファレンススペクトルの設定

被測定物が置かれてない光源スペクトル、つまり「リファレンススペクトル」を設定します。画面上のカラーパッチをクリックしてリファレンススペクトルを実際に測定して取得するか、以前にリファレンススペクトルファイルを保存していた場合は「参照」ボタンを使用して読み込むことができます。本例では実際の光源をリファレンススペクトルとして読み込んでいます（そのため、被測定物を先にセットしないでください）。リファレンススペクトルを読み込み終わると、画面下のプレビューでスペクトルデータを確認することができます。続いて「次へ」を押してください。

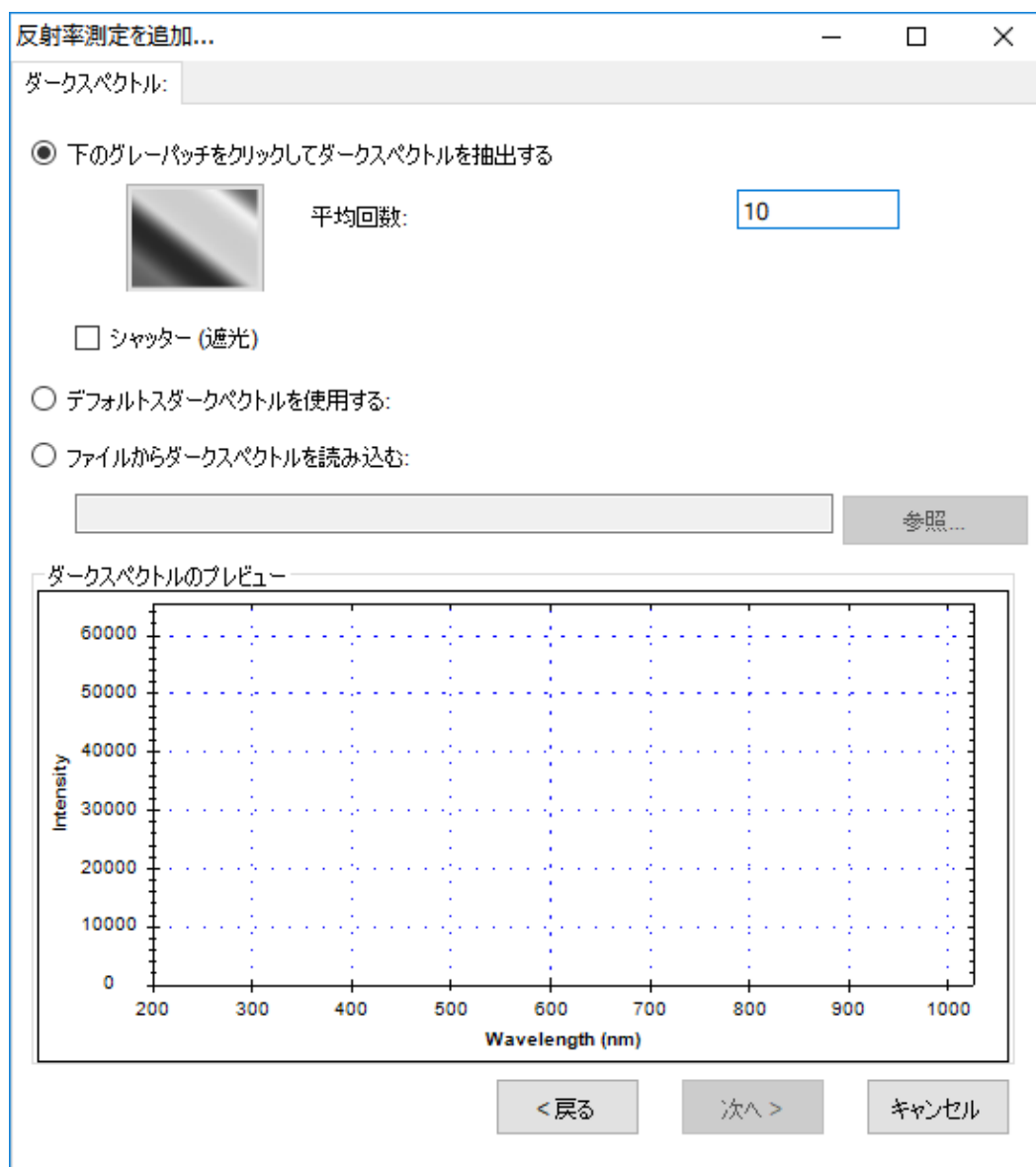


図 10 : 「反射率測定を追加...」 — 「ダークスペクトル」

ダークスペクトルの設定

リファレンススペクトルの設定が終わったら、センサーに光が当たらない時の測定値、つまり「ダークスペクトル」を設定します。これより正確なベースラインが設定されます。分光器に接続されている光源を切り離すか、光路を完全に遮蔽し、画面のグレーパッチを押してダークスペクトルを取得します。一回の取得でなく、複数回の取得で平均値を計算して設定することもできます。プログラムのデフォルトは1回となっています。ここでの例は10回としています。ダークスペクトルを取得したら、画面の下のプレビューで取得したスペクトルが確認できます。また、ダークスペクトルの取得中は「Dark Spectrum を取得中...」と表示されます。



図 11 : 「Dark Spectrum を取得中...」 の表示

実際にダークスペクトルを抽出する以外に、プログラムのデフォルトダークスペクトル、あるいは以前スペクトラスマートを使用して保存したダークスペクトルファイルを読み込むことも可能です。プログラムのデフォルトダークスペクトルはテスト用として用意されたものであり、実際のものとは一致するとは限りませんので、注意してください。以下は「デフォルトダークスペクトルを使用する」の選択画面です。

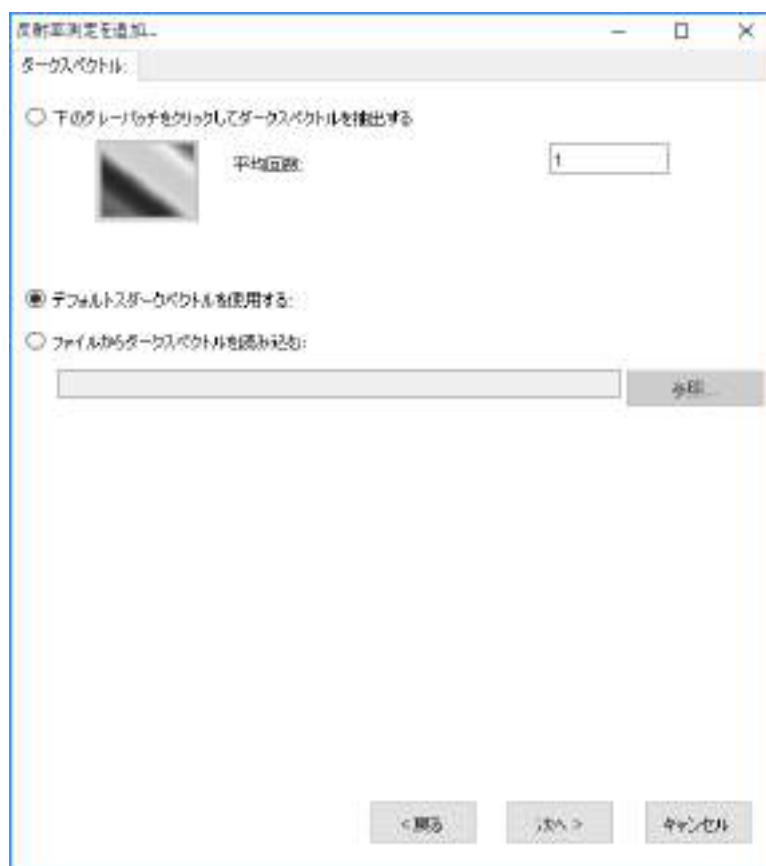


図 12 : 「反射率測定を追加...」 — 「デフォルトダークスペクトルを使用する」

注意：本例では実際に取得したダークスペクトルを使用しています(プログラムのデフォルトダークスペクトルではありません)。

ダークスペクトルを設定し終わったら、「次へ」を押してください。



図 13 : 「反射率測定を追加...」 - 「表示設定」

表示設定

上の図に示すように、グラフのビューウィンドウ名、スペクトル名、グラフ曲線の色を指定できます。色を指定するには、画面のカラーパッチをクリックして希望の色を選択します。



図 14 : 「表示設定」 - 「色の設定」

表示の設定が終わったら、「OK」を押してください。下図のような測定図がを表示されます。

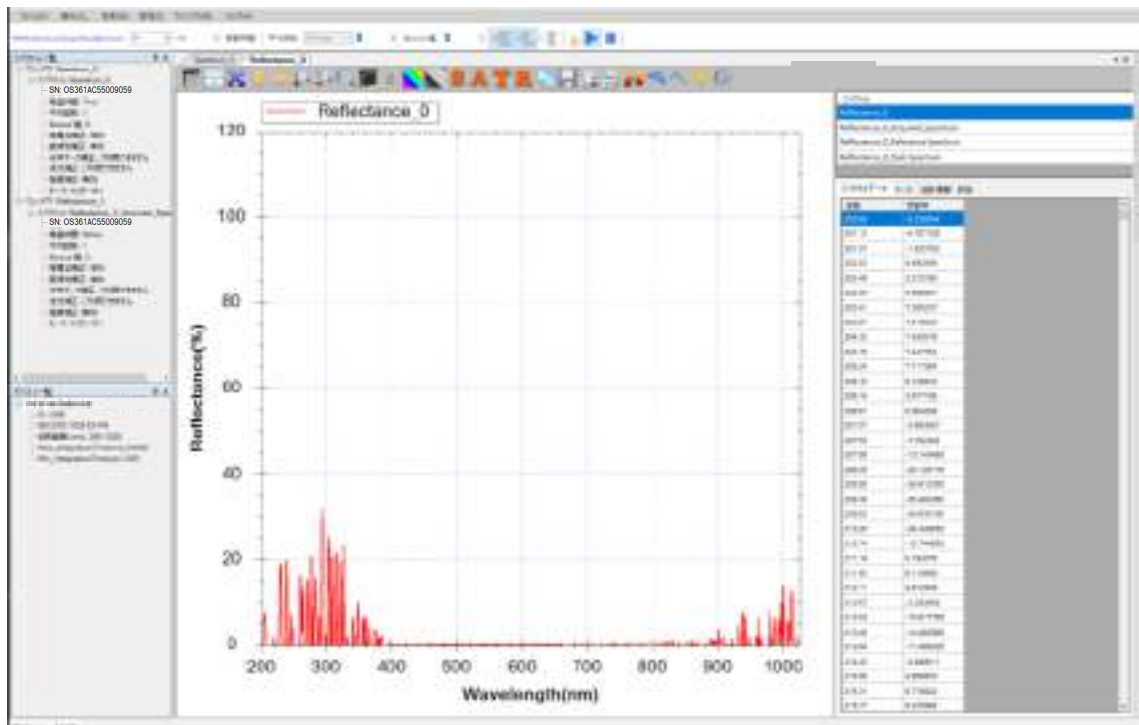


図 15 : 新しく作成した反射率測定図

測定対象物はまだセットされていないため、可視領域の反射率はほとんど 0 となります。さらに、リファレンス光源はハロゲン光源のため、その波長範囲はおよ

そ 400 nm 以上であり、表示範囲を 400~780 nm に調整すると、グラフがより見やすくなります(詳細方法は「グラフの設定」を参照してください)。調整後のグラフは以下のようになります。

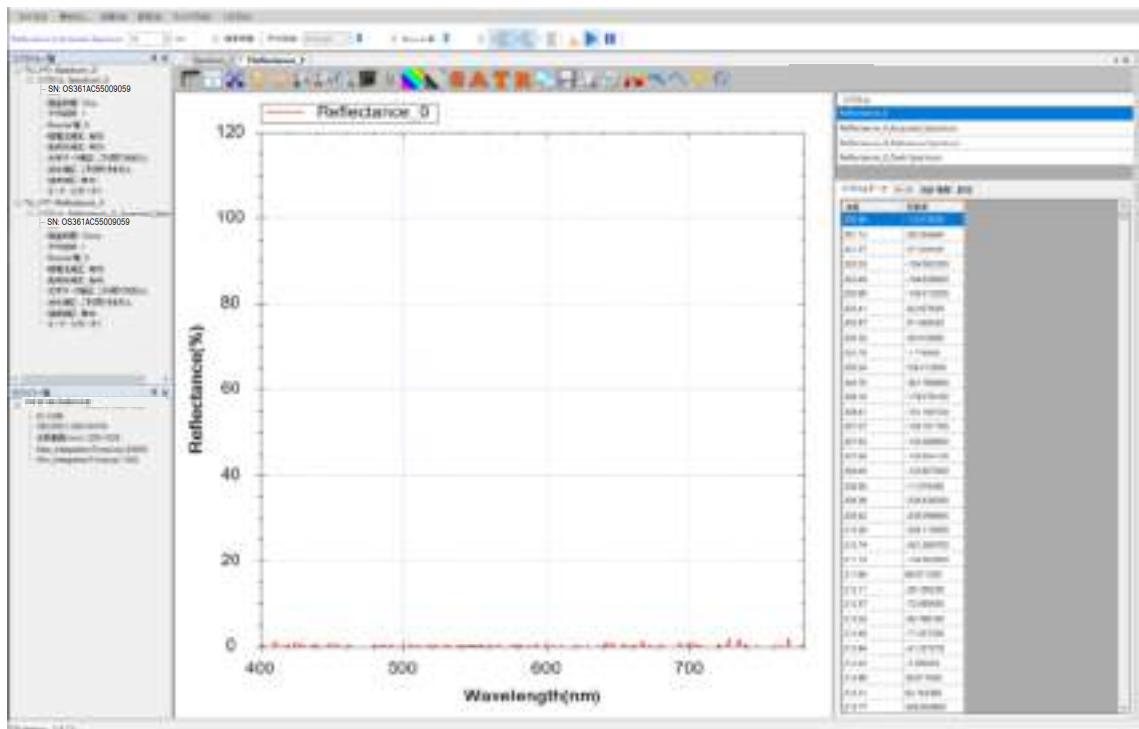


図 16：反射率測定図をハロゲン光源の波長範囲に調整

被測定物を置き反射率測定を開始

続いて被測定物を置き反射率を測定します。銀色メタルシートを置き、反射率を測定した結果を下図に表示します。

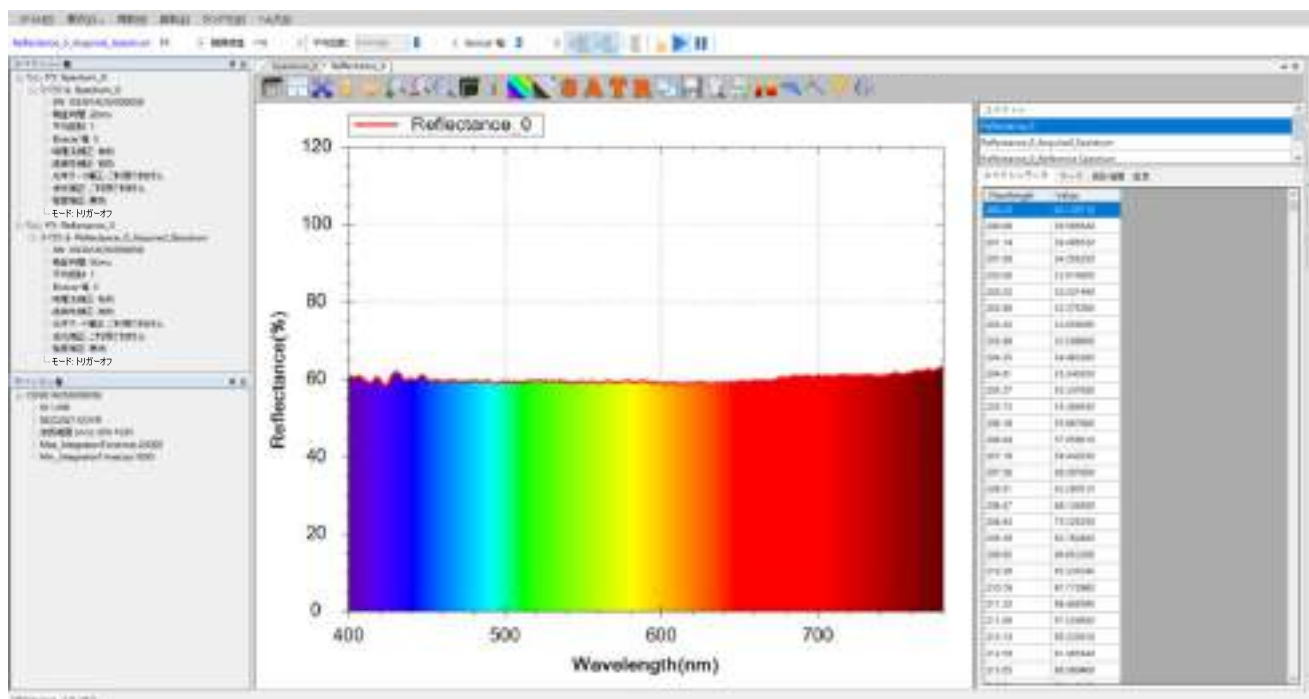


図 17：銀色メタルシートの反射率測定図

銀色メタルシートはすべての可視波長にわたって光を反射するので、曲線が可視光の全範囲にわたっています。

続いて、青色メタルシートに換え、その反射率曲線を測定すると、下図のように青色可視光の反射率は依然高く、黄色光から赤色光の反射率は低くなっています。

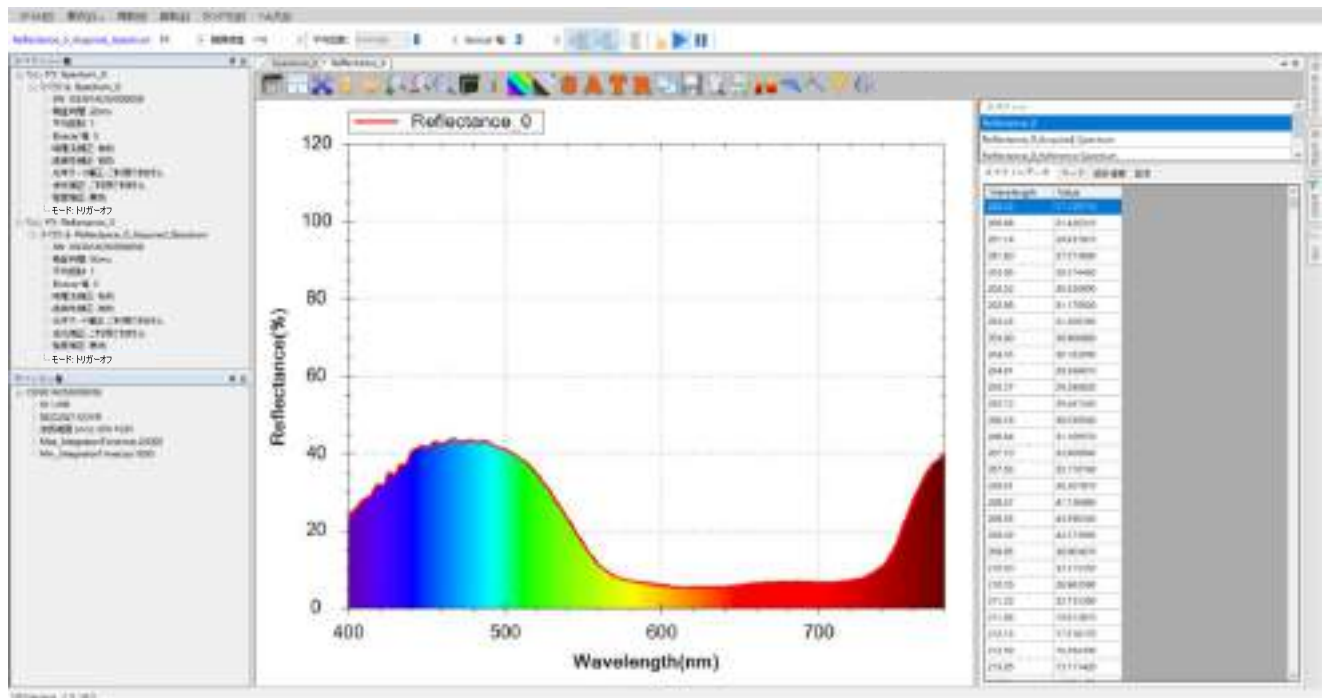


図 18：青色メタルシートの反射率測定図

抽出したスペクトル曲線を調べる

反射率曲線は複数のスペクトルから算出されています。スペクトラスマートでは元のスペクトル曲線を調べる機能を用意しています。ツールバーの「抽出したスペクトル」のボタンを押すことにより、この機能を有効にすることができます。



図 19：「抽出したスペクトル」ボタン

以下の3つの画像はそれぞれ被測定物を置いてない時、銀色メタルシート、青色メタルシートの反射率曲線に「抽出したスペクトル」を開いた後の結果です。

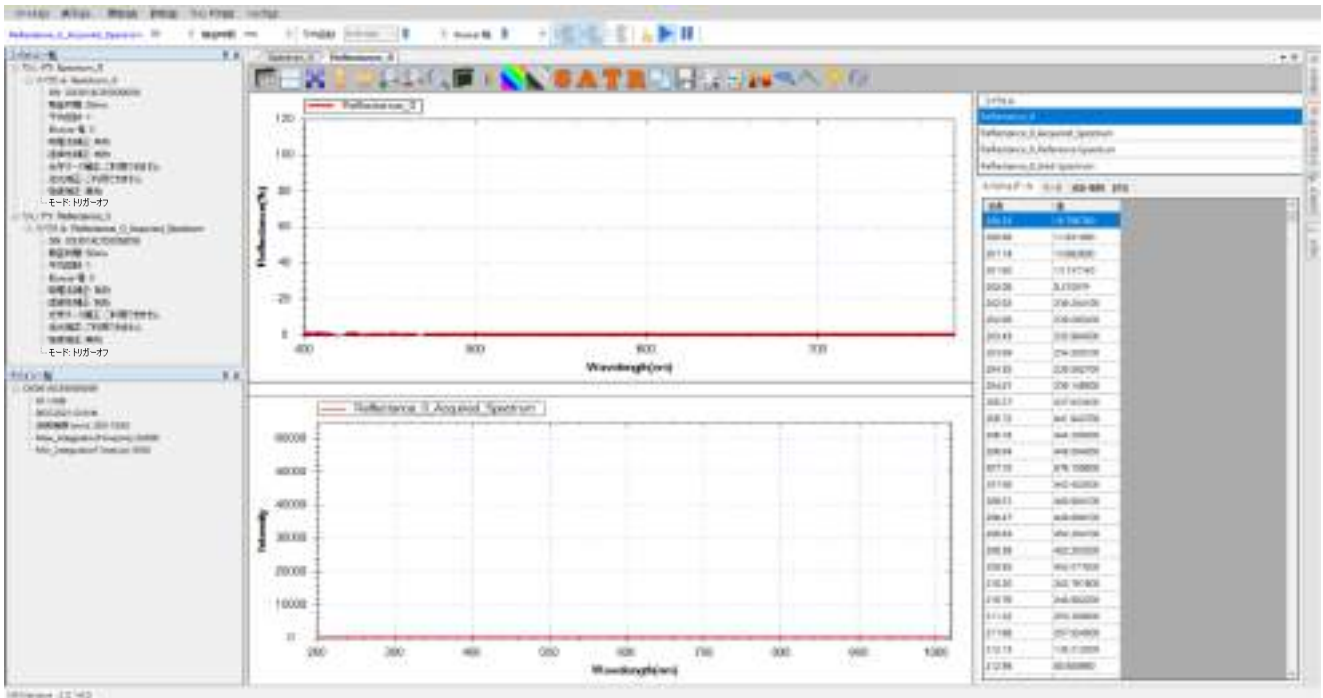


図 20：被測定物をセットしていない時の反射率測定光源と「抽出したスペクトル」

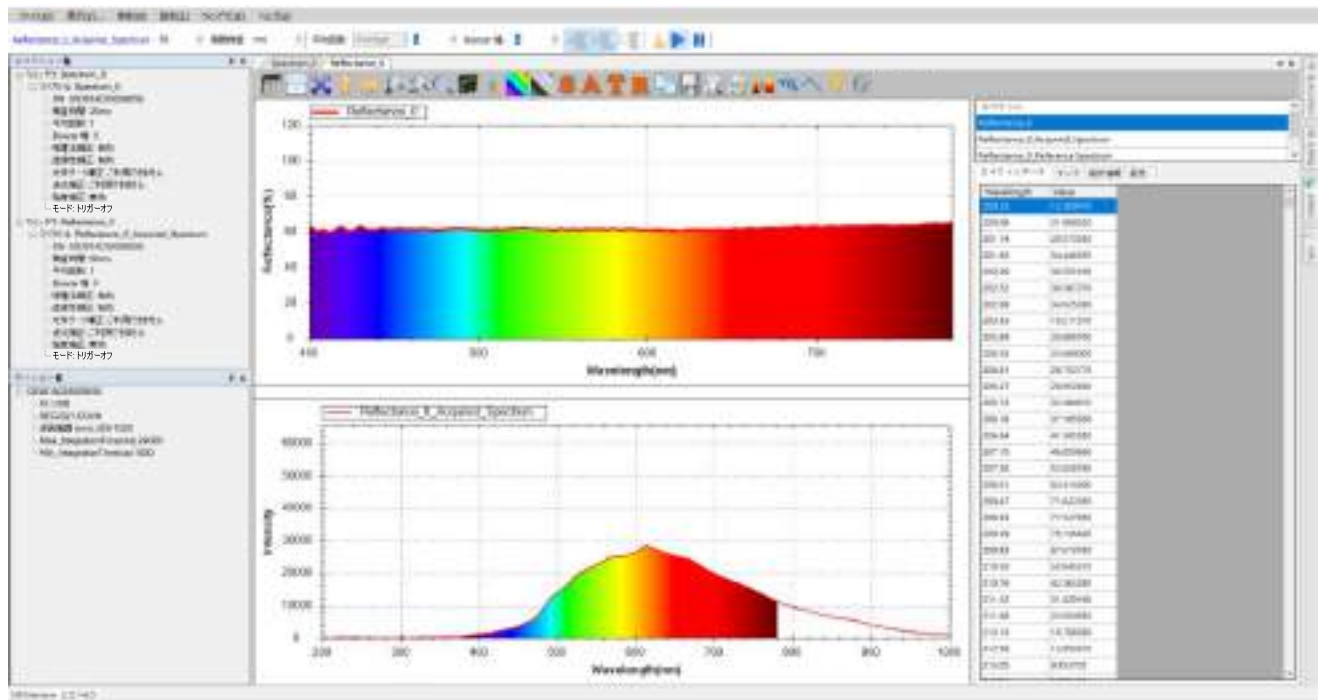


図 21：銀色メタルシート反射率測定図と「抽出したスペクトル」

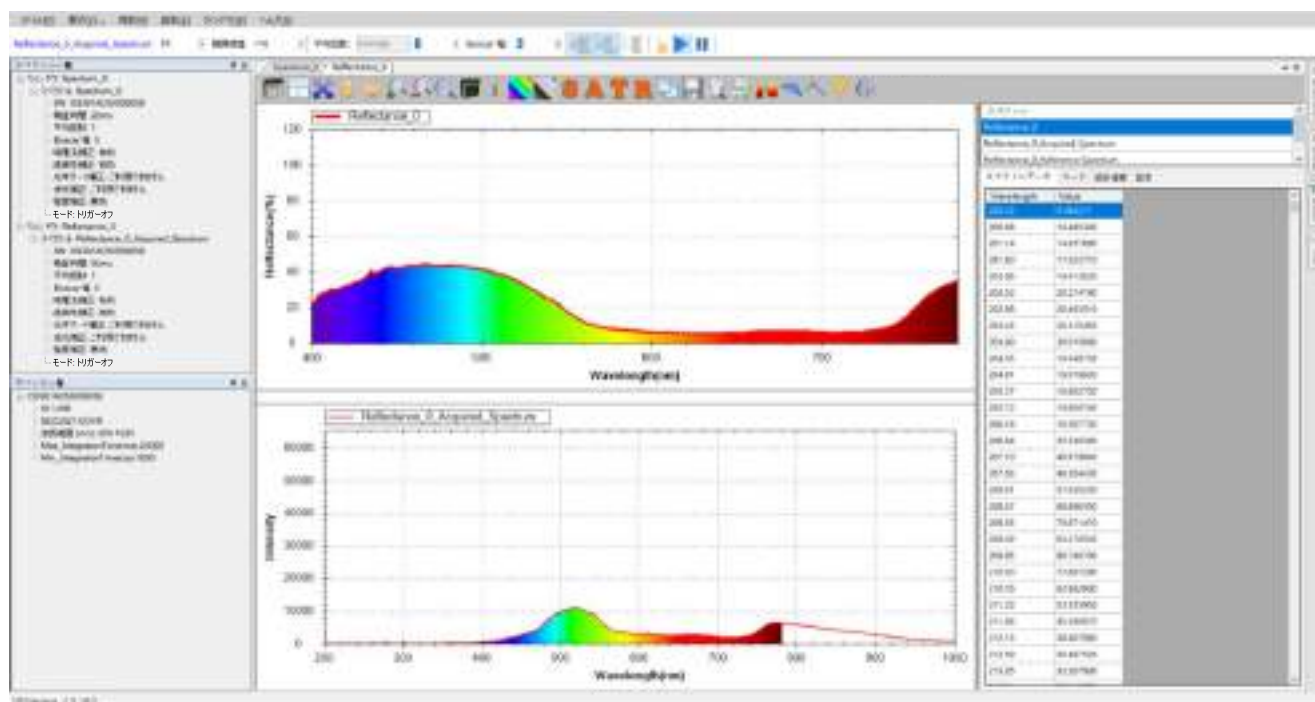


図 22：青色メタルシート反射率測定図と「抽出したスペクトル」

上記の図から、銀色メタルシートが可視光線の大半を反射し、青色メタルシートは主に青色の光を反射していることが分かります。

色情報を調べる

透過率、反射率、発光強度の測定では、スペクトルを調べるだけでなく色情報について調べることができます。詳細は透過率測定「色情報を調べる」を参照してください。

CIE 色度図を調べる

色情報に加えて、被測定物の色度図上の座標と主波長を表示するために CIE 色度図を用意してします。詳細は透過率の「色度図を調べる」を参照してください。

グラフツールバーボタン

反射率測定グラフのツールバーボタンは透過率測定グラフのツールバーと同じです。透過率測定の「グラフツールバーボタン」を参照してください。

現在の反射率測定を保存

反射率スペクトルの保存方法は吸光度測定と同じです。吸光度測定の「現在の吸光度測定を保存」を参照してください。

保存した反射率スペクトルを読み込む（並びに色情報を計算）

以前保存した反射率スペクトルの読み込み方法は吸光度スペクトルとほぼ同じです。ただし、反射率スペクトルを読み込む時には色情報を設定するかどうかを選択します。

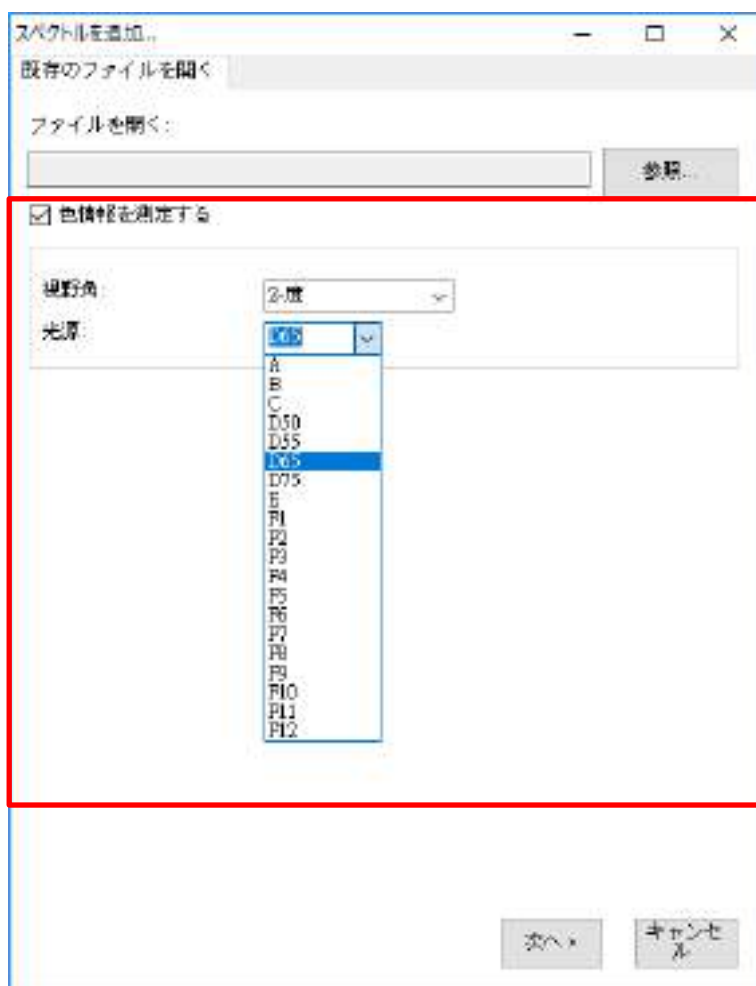


図 23：反射率測定スペクトル図を読み込む際「色情報を測定する」にチェックを入れる

上図のように、「色情報を測定する」にチェックを入れ、「視野角」と「光源」を指定します。ファイルの読み込みと同時にこの情報は「色情報」と「CIE 色度図」に反映されます。これ以外は、吸光度スペクトルを読み込みと同じです。吸光度測定「保存した吸光度スペクトルを読み込む」を参照してください。

反射率測定の間々のスペクトル曲線の削除

反射率測定の結果は複数のスペクトル曲線により算出されています。そのためいづれの曲線も削除しないでください。もし、いづれかの曲線を削除した場合、結果は正しく計算されません。

反射率測定スペクトルの印刷と印刷プレビュー

反射率測定スペクトルの印刷と印刷プレビューの方法はスペクトル測定と同じです。スペクトル測定の「現在のスペクトル図の印刷と印刷プレビュー」を参照してください。

11. 発光強度測定

発光強度測定は直接、光源を測定します。そのため、参照する光源は必要としません。発光強度測定を実施すれば、プログラムは自動的にスペクトルを作成します。

発光強度の測定条件設定と測定

発光強度測定を実施するには、「測定」メニューから「発光強度」を選択して、「発光強度測定を追加...」画面を開きます。

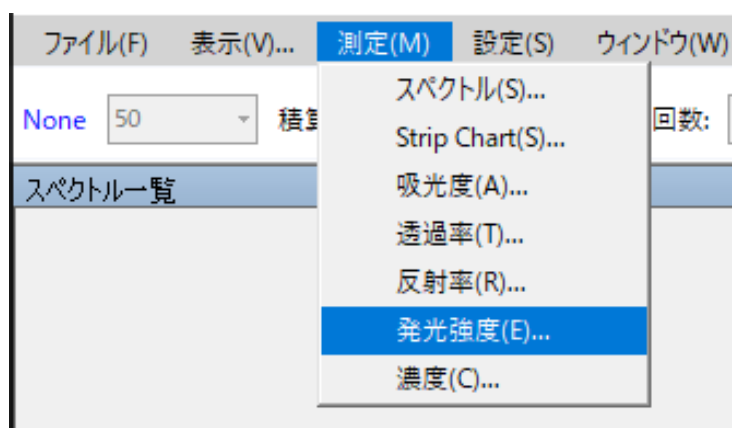


図 1：「測定」メニューから「発光強度」を選択

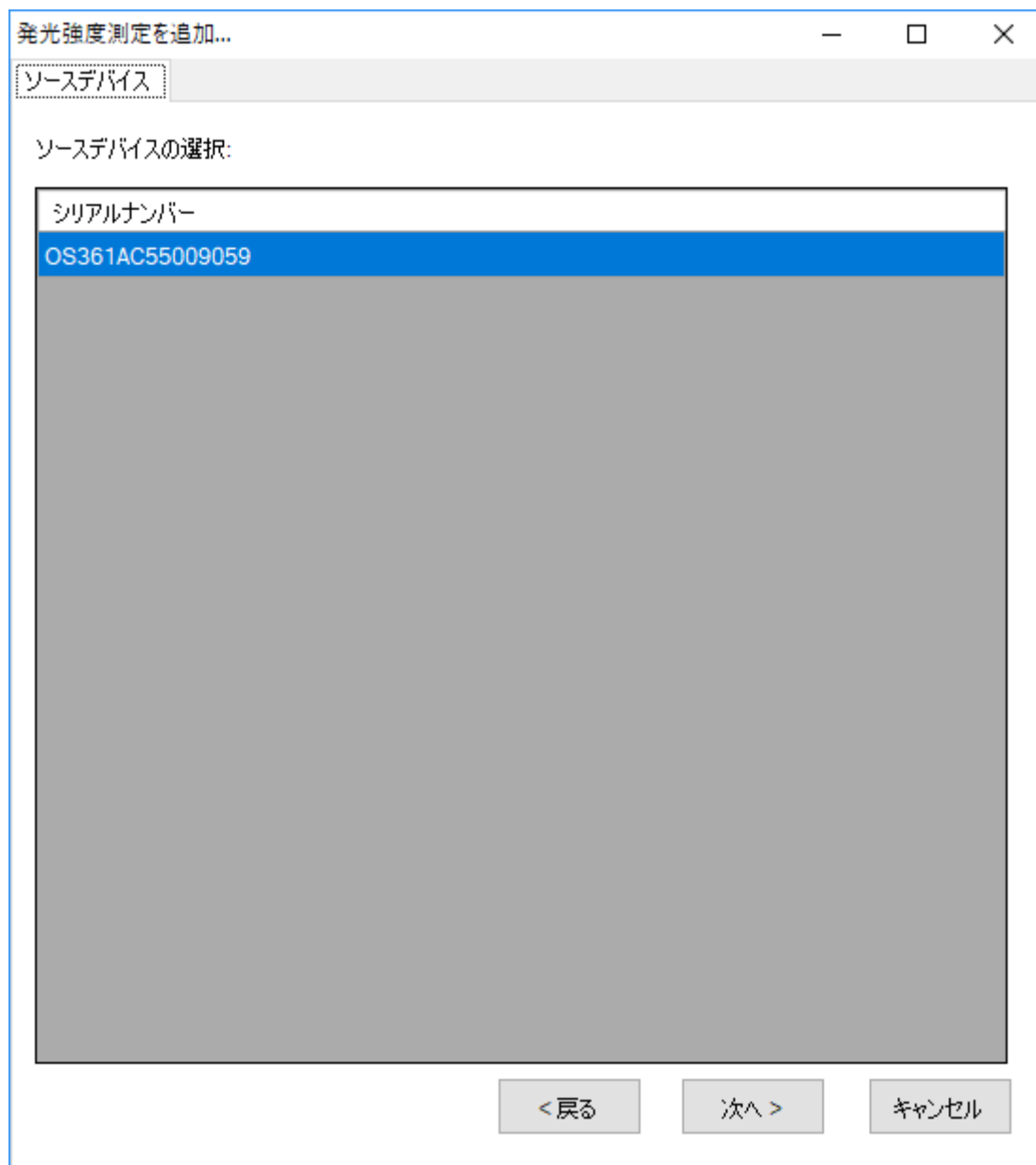


図 2 : 「発光強度測定を追加...」 — 「ソースデバイス」

ソースデバイスの設定

まず「ソースデバイス」画面でソースデバイス(デバイスシリアルナンバーで表示される)を選択し、「次へ」を押します。

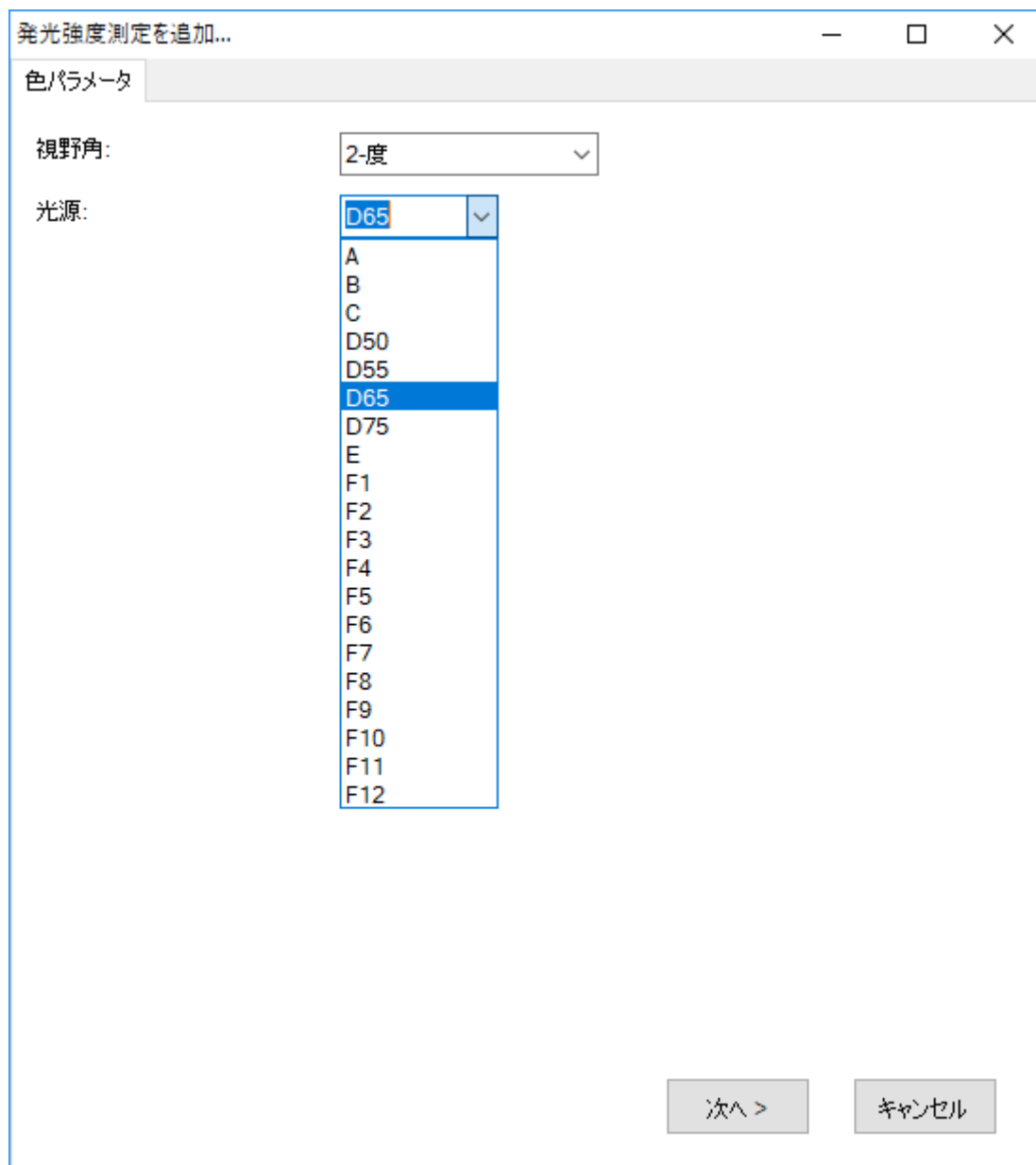


図 3 : 「発光強度測定を追加...」 - 「色パラメータ」

色パラメータの設定

発光強度測定には、CIE 標準観測者の視野角と光源の種類を指定します。視野角には 2 度と 10 度（それぞれ CIE 1931 と CIE 1964 に対応）と、複数の標準光源に対応しています。この例では、2 度の視野角と D65 光源を指定しています。選択し終わったら[次へ]を押します。

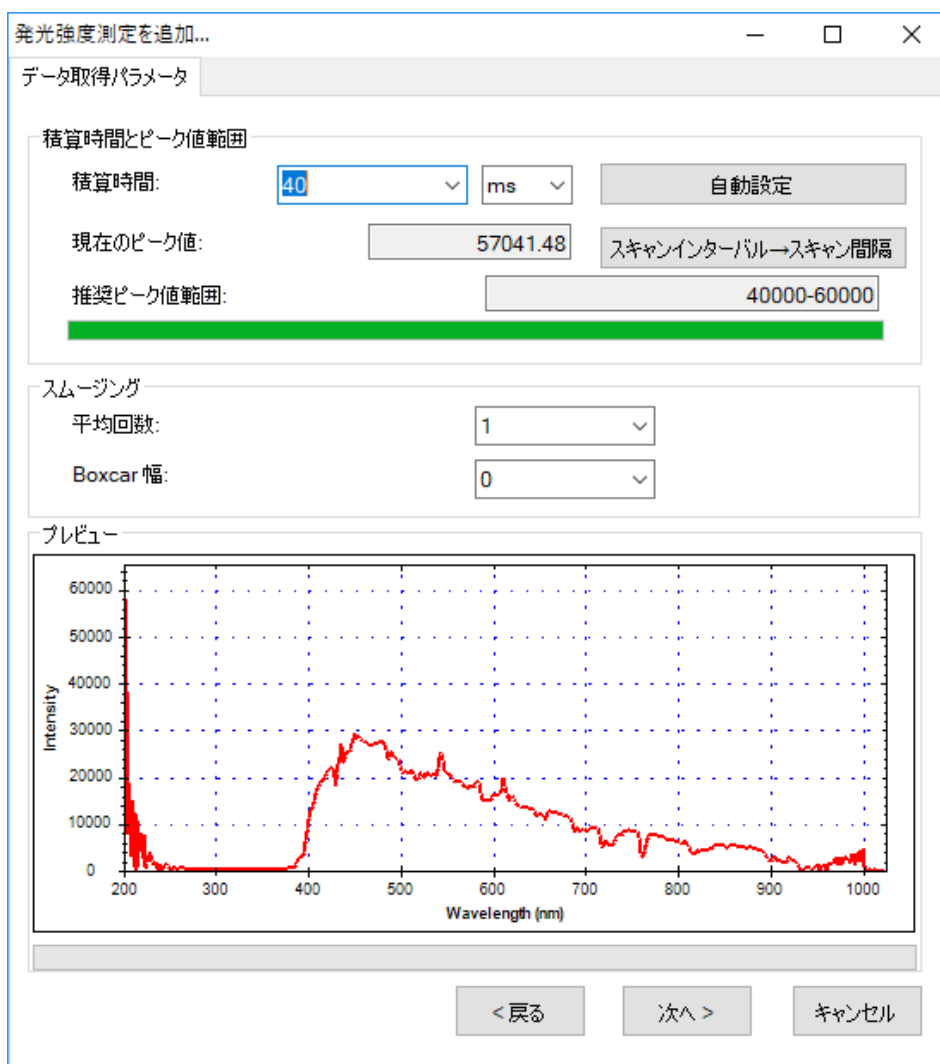


図 4 : 「発光強度測定を追加...」 - 「データ取得パラメータ」

積算時間の設定

続いて、「パラメータ抽出」の画面で積算時間(センサーの露光時間)を設定します。プログラムではこの画面を開くと自動的にデフォルトの積算時間が設定されています。必要に応じて、画面下方のプレビューを参照しながら、積算時間を調整してください。調整するとプレビューが変化するので、ピーク値を画面上の推奨ピーク値範囲内に設定してください。例ではピーク値を 40000 - 60000 の範囲内に設定しています。

注意：発光強度測定のスペクトルプレビューには「暗電流補正」、「直線性補正」、「強度補正」が適用されます。そのため他の測定のプレビュー異なり、強度がかなり下降修正されています。ピーク値を 40000-60000 の範囲内に調整したい場合、プレビューを参照するのではなく、直接、「現在のピーク値」のフィールドを確認してください。

調整が上手くいかない場合には「自動設定」ボタンを押して、プログラムに自動的に設定させることもできます。

積算時間を設定し終わったら、必要に応じてスペクトルスキャンのインターバルを設定します。「スペクトルインターバル→スキャン間隔」ボタンを押して、「スペクトルスキャンインターバル」の画面上の「ユーザーが設定したスペクトルスキャン間隔を有効にする」にチェックを入れて、インターバルを入力します(デフォルトは 500 ms)。

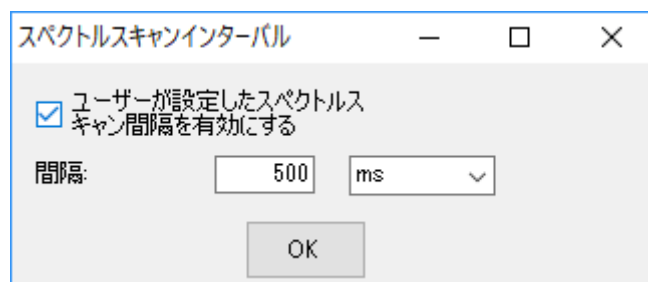


図5:「スペクトルスキャンインターバル」

スムージング処理の設定

スペクトル曲線に対してスムージング処理を行うことができます。「平均回数」に平均値を計算するためのスキャン回数を指定します。これにより一回のみのデータ取得によりも曲線の変動を小さくすることができます。また、「Boxcar 幅」には移動平均計算に使用する前後のデータ数を指定します。これにより曲線の急な変化を減らすことができます。Boxcar の幅が大きいほど曲線は滑らかになり、突出した変化は少なくなります。次の図は、Boxcar の幅を 10 (最大) にしたときのスムージング効果を示しています。例にはスムージングをしていない元の曲線と比較しています (プレビューの赤い曲線を参照してください)。

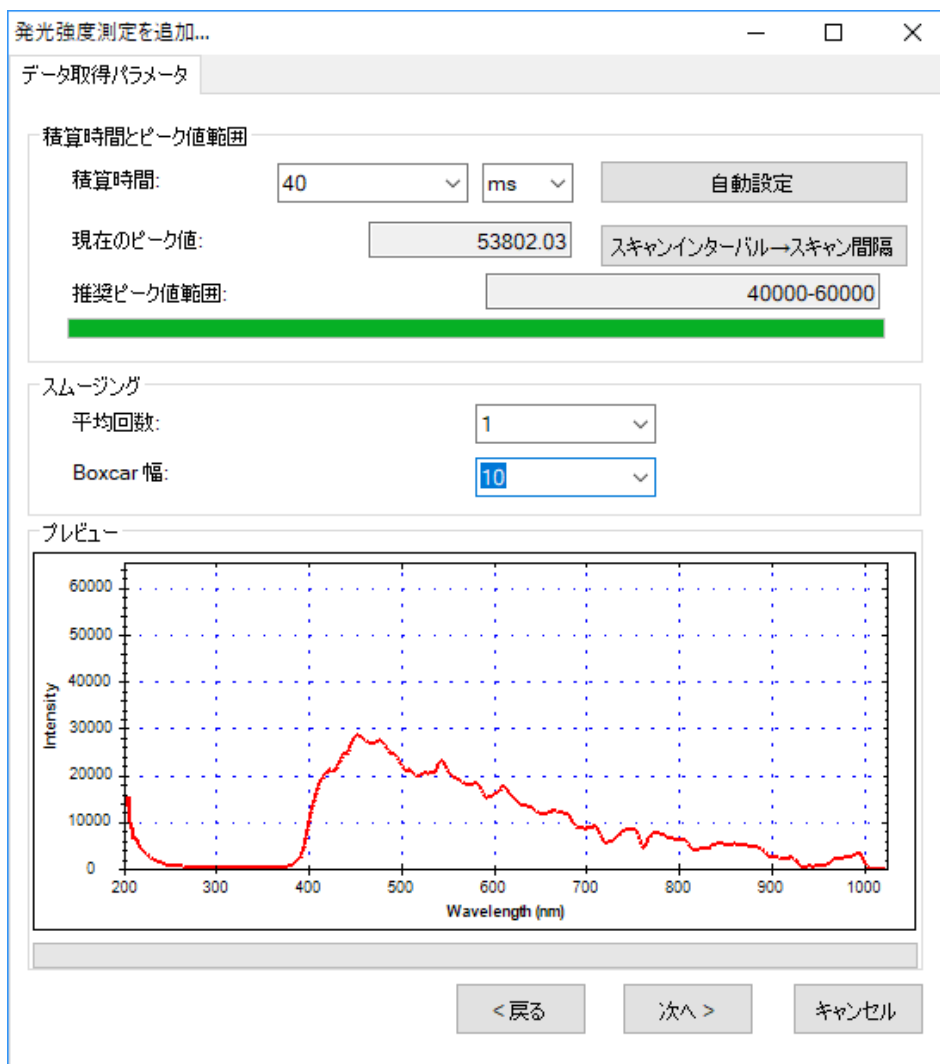


図 6 : 「発光強度測定を追加...」 - スムージング処理の効果

注意: 以下の例ではプログラムのデフォルト値(数値スキャン平均回数=1、Boxcar幅=0)を使用し、スムージングをしていません。

すべてのデータ取得パラメータが設定し終わったら、[次へ]を押してください。

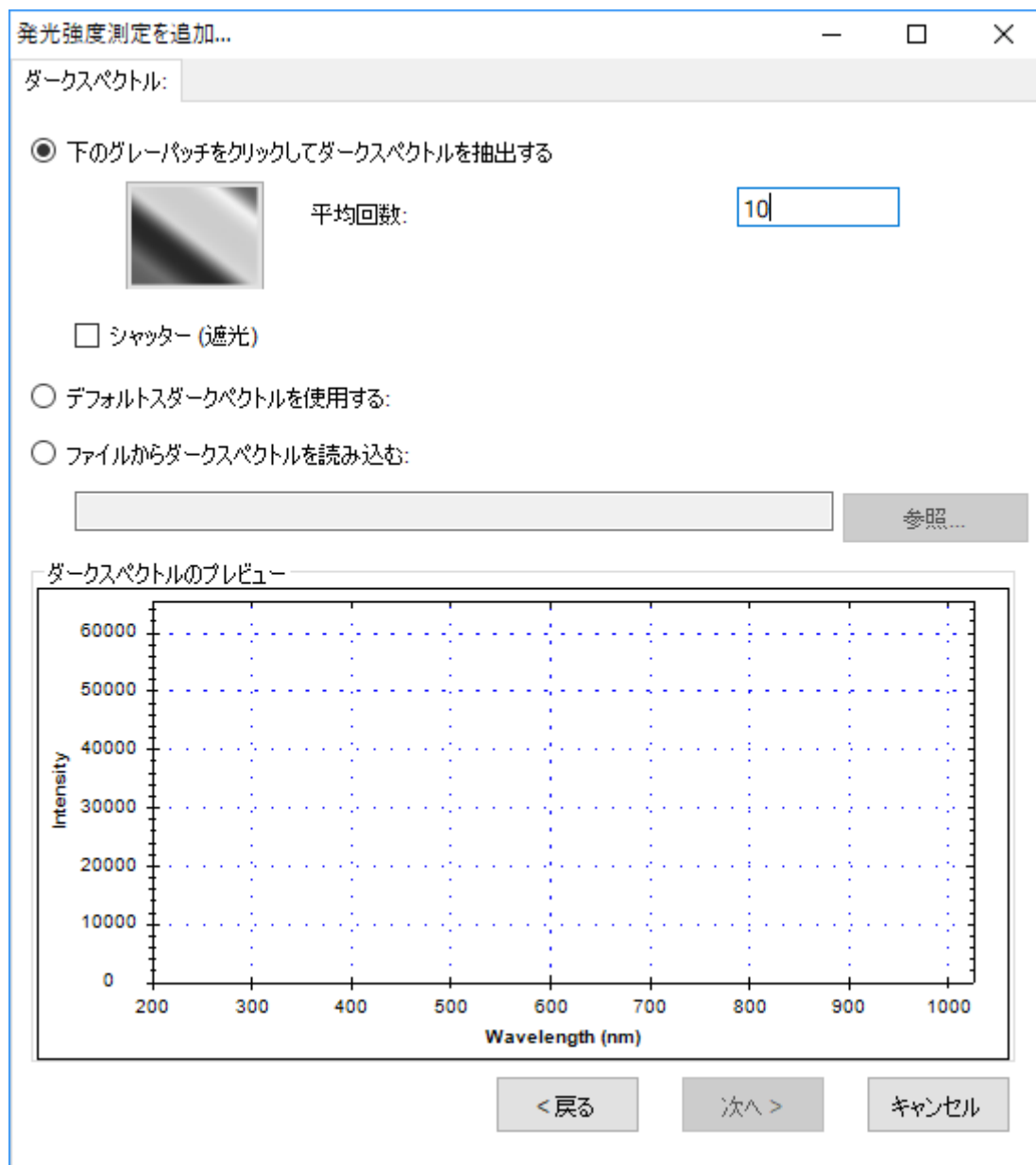


図7:「発光強度測定を追加...」—「ダークスペクトル」

ダークスペクトルの設定

センサーに光が当たらない時の測定値、つまり「ダークスペクトル」を設定します。これより正確なベースラインが設定されます。分光器に接続されている光源を切り離すか、光路を完全に遮蔽し、画面のグレーパッチを押してダークスペクトルを取得します。一回の取得でなく、複数回の取得で平均値を計算して設定することもできます。プログラムのデフォルトは1回となっています。ここでの例は10回としています。ダークスペクトルを取得したら、画面の下のプレビューで取得したスペクトルが確認できます。また、ダークスペクトルの取得中は「Dark Spectrum を取得中...」と表示されます。



図 8 : 「Dark Spectrum を取得中...」 の表示

実際にダークスペクトルを抽出する以外に、プログラムのデフォルトダークスペクトルか以前に取得し保存した保存したダークスペクトルファイルを読み込むことも可能です。プログラムのデフォルトダークスペクトルはテスト用に用意されたもので、実際のものとは異なりますので注意してください。以下は「デフォルトダークスペクトルを使用する」の選択画面です。

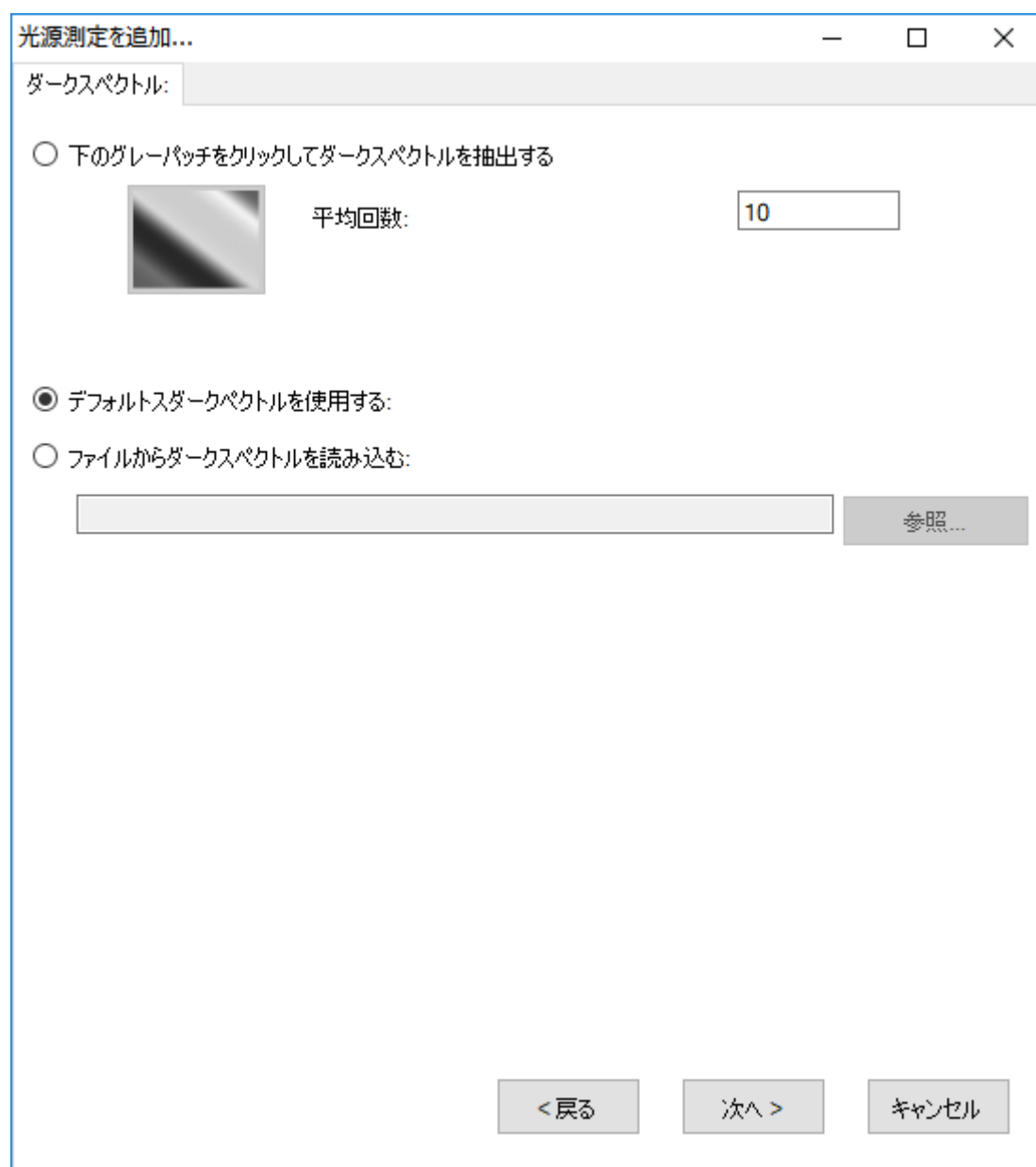


図 9 : 「発光強度測定を追加...」 - 「デフォルトダークスペクトルを使用する」

注意：本例では実際に取得したダークスペクトルを使用します(プログラムのデフォルトダークスペクトルではありません)。

ダークスペクトルを設定し終わったら、「次へ」を押してください。



図 10 : 「発光強度測定を追加...」 - 「表示設定」

表示設定

上の図に示すように、グラフのビューウィンドウ名、スペクトル名、グラフ曲線の色を指定できます。色を指定するには、画面のカラーパッチをクリックして希望の色を選択します。



図 11：「表示設定」 - 「色の設定」

表示の設定が終了したら、「OK」を押してください。スペクトラスマートは下図のように測定図を表示します。

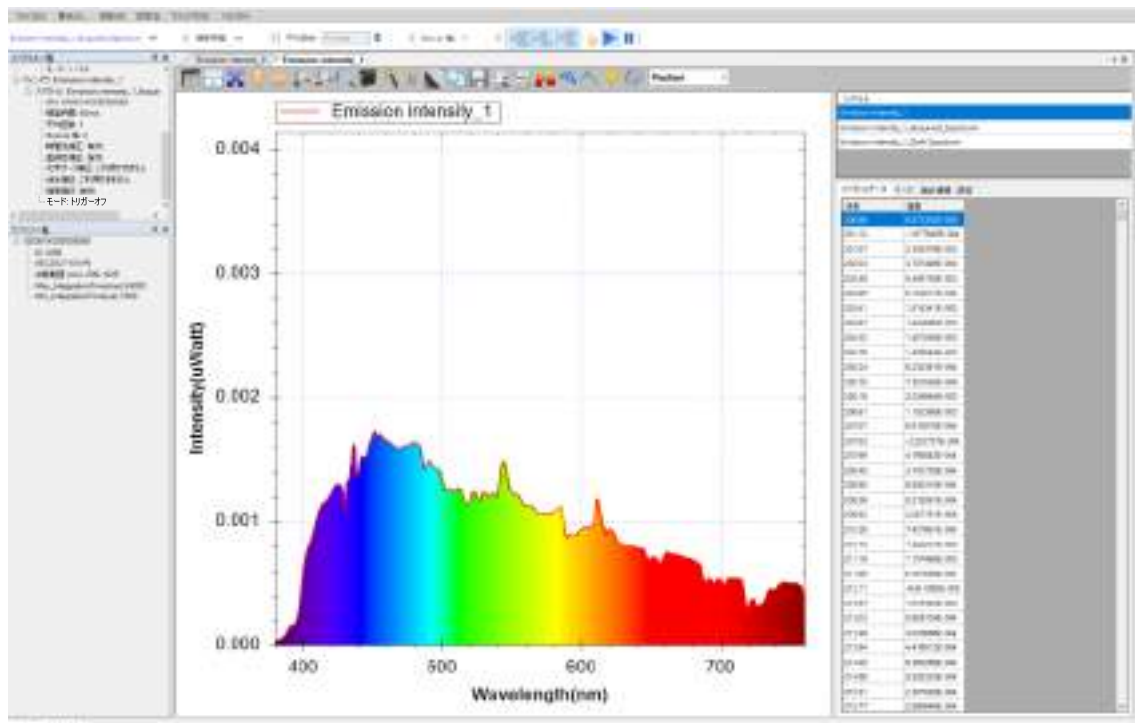


図 12：新たに作成した発光強度測定図

光源の切替

例は光源を赤色に換えて測定した結果です。

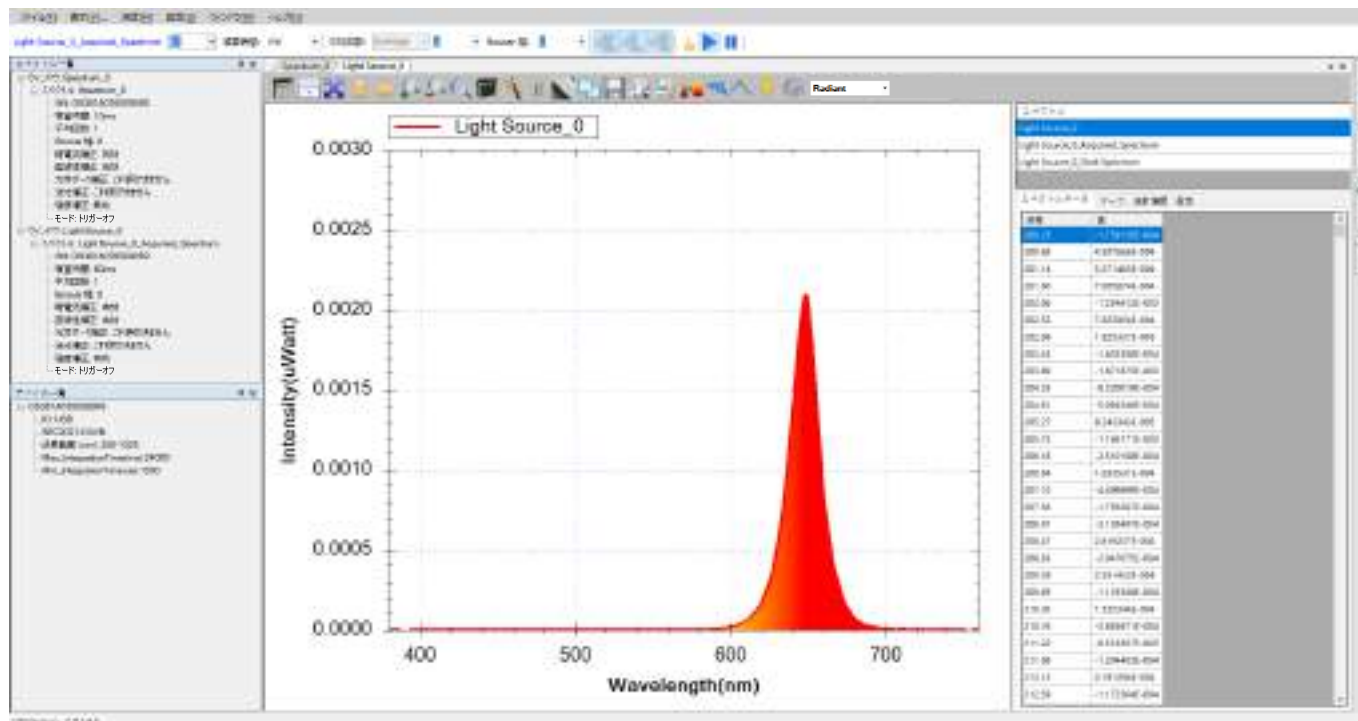


図 13：赤色光源の測定図

抽出したスペクトル曲線を調べる

発光強度曲線は複数のスペクトルから算出されています。スペクトラスマートでは元のスペクトル曲線を調べる機能を用意しています。ツールバーの「抽出したスペクトル」のボタンを押すことにより、この機能を有効にすることができます。



図 14：「抽出したスペクトル」ボタン

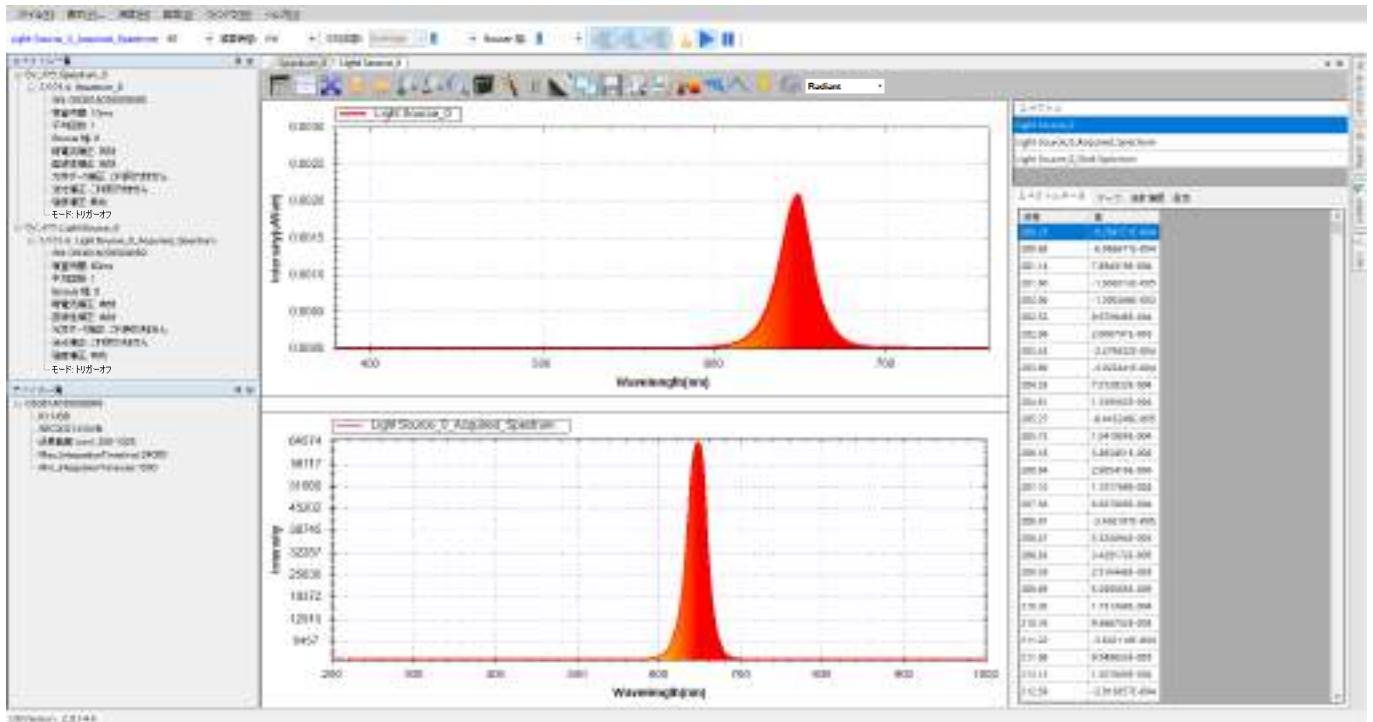


図 15：赤色光源測定で「抽出したスペクトル」を開く

色情報を調べる

透過率、反射率、発光強度の測定では、スペクトルを調べるだけでなく色情報について調べることができます。詳細は透過率測定の「色情報を調べる」を参照してください。

CIE 色度図を調べる

色情報に加えて、被測定物の色度図上の座標と主波長を表示するために CIE 色度図を用意してします。詳細は透過率の「色度図を調べる」を参照してください。

グラフツールバーボタン

発光強度測定グラフのツールバーボタンとスペクトル測定グラフのツールバーは基本的に同じです。発光強度測定では「色測定範囲」ボタンが追加されています。



図 16：「色測定範囲」ボタン

「色測定範囲」ボタンについて、透過率測定「グラフツールバーボタン」を参照してください。その他のボタンはスペクトル測定図の「グラフツールバーボタン」を参照してください。

現在の発光強度測定の保存

発光強度測定スペクトルの保存方法は吸光度スペクトルと同じです。吸光度測定「現在の吸光度測定を保存」を参照してください。

保存した発光強度測定スペクトルを読み込む（並びに色情報を計算）

以前保存した発光強度測定スペクトルの読み込み方法は吸光度スペクトルとほぼ同じです。ただし、発光強度測定スペクトルを読み込む時には色情報を設定するかどうかを選択します。



図 17：発光強度測定スペクトル図を読み込む時「色情報を測定する」にチェックを入れる
上図のように、「色情報を測定する」にチェックを入れ、「視野角」と「光源」を指定します。ファイルの読み込みと同時にこの情報は「色情報」と「CIE 色度図」

に反映されます。これ以外は、吸光度スペクトルを読み込みと同じです。吸光度測定「保存した吸光度スペクトルを読み込む」を参照してください。

発光強度測定の間々のスペクトル曲線の削除

一つの発光強度測定の結果は複数のスペクトル曲線により算出されています。そのためいづれの曲線も削除しないでください。もし、いづれかの曲線を削除した場合、結果は正しく計算されません。

発光強度測定スペクトルの印刷と印刷プレビュー

発光強度測定スペクトルの印刷と印刷プレビューの方法はスペクトル測定と同じです。スペクトル測定「現在のスペクトル図の印刷と印刷プレビュー」を参照してください。

12. 濃度測定

分光器を使用した濃度測定は、被測定溶液を透過した後のスペクトルと透過する前のスペクトルを測定し、ランベルト・ベールの法則に従った濃度換算で被測定溶液の濃度を算出します。透過率測定と同じように、先に光源のスペクトルを測定し、続いて被測定溶液をセットし被測定溶液を透過した後の光を測定します。スペクトラスマートでは濃度測定の一連の手順を用意して簡便化しています。

濃度の測定条件設定と測定

「測定」メニューから「濃度」を選択して、「濃度測定を追加...」画面を開きます。



図 1：「測定」メニューから「濃度」を選択

選択し終わったら、以下の画面になります。

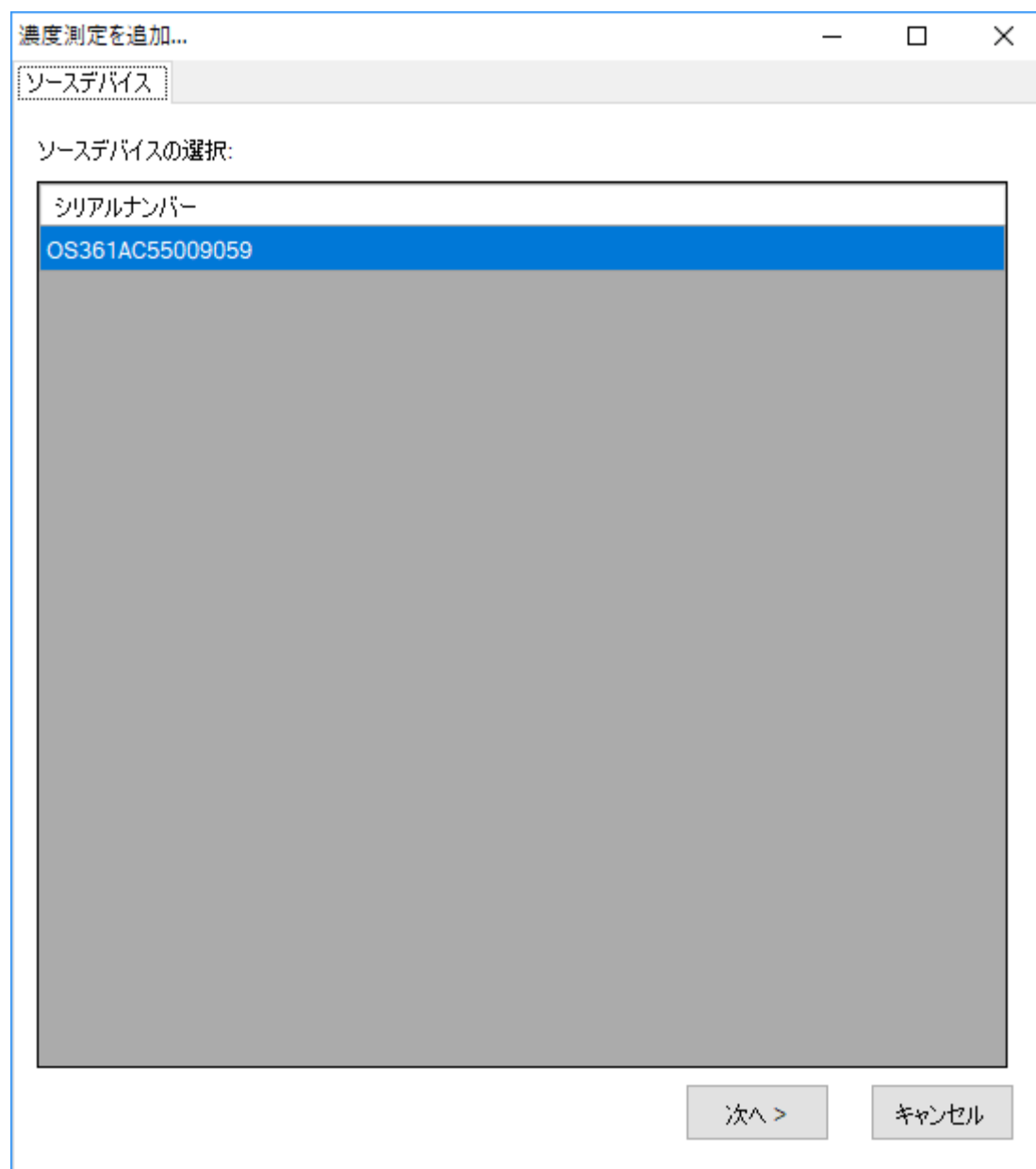


図 2 : 「濃度測定を追加...」 - 「ソースデバイス」

ソースデバイスの設定

まず「ソースデバイス」画面でソースデバイス(デバイスシリアルナンバーで表示される)を選択し、「次へ」を押します。

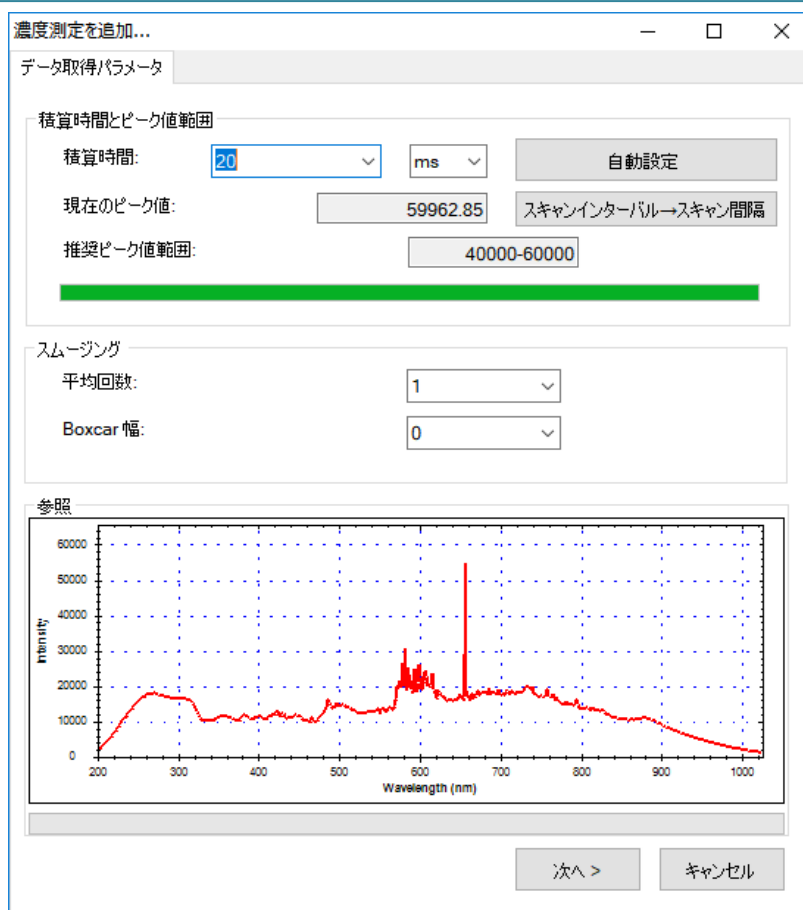


図 3 : 「濃度測定を追加...」 - 「データ取得パラメータ」

積算時間の設定

続いて、「パラメータ抽出」の画面で積算時間(センサーの露光時間)を設定します。プログラムではこの画面を開くと自動的に吸光度測定に設定されているデフォルトの積算時間が設定されています。必要に応じて、画面下方のプレビューを参照しながら、積算時間を調整してください。調整するとプレビューが変化するので、ピーク値を画面上の推奨ピーク値範囲内に設定してください。例ではピーク値を40000 - 60000 の範囲内に設定しています。

調整が上手くいかない場合には「自動設定」ボタンを押して、プログラムに自動的に設定させることもできます。

積算時間を設定し終わったら、必要に応じてスペクトルスキャンのインターバルを設定します。「スペクトルインターバル→スキャン間隔」ボタンを押して、「スペクトルスキャンインターバル」の画面上の「ユーザーが設定したスペクトルスキャン間隔を有効にする」にチェックを入れて、インターバルを入力します(デフォルトは 500 ms)。

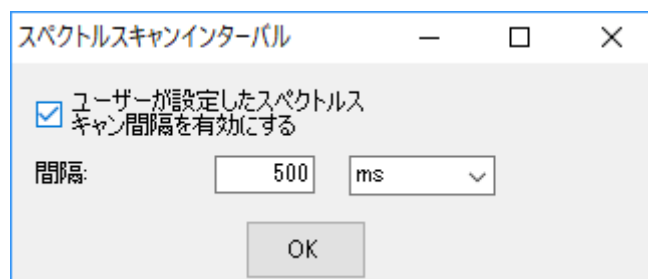


図 4 : 「スペクトルスキャンインターバル」

スムージング処理の設定

スペクトル曲線に対してスムージング処理を行うことができます。「平均回数」に平均値を計算するためのスキャン回数を指定します。これにより一回のみのデータ取得によりも曲線の変動を小さくすることができます。また、「Boxcar 幅」には移動平均計算に使用する前後のデータ数を指定します。これにより曲線の急な変化を減らすことができます。Boxcar の幅が大きいほど曲線は滑らかになり、突出した変化は少なくなります。次の図は、Boxcar の幅を 10 (最大) にしたときのスムージング効果を示しています。例にはスムージングをしていない元の曲線と比較しています (プレビューの赤い曲線を参照してください)。

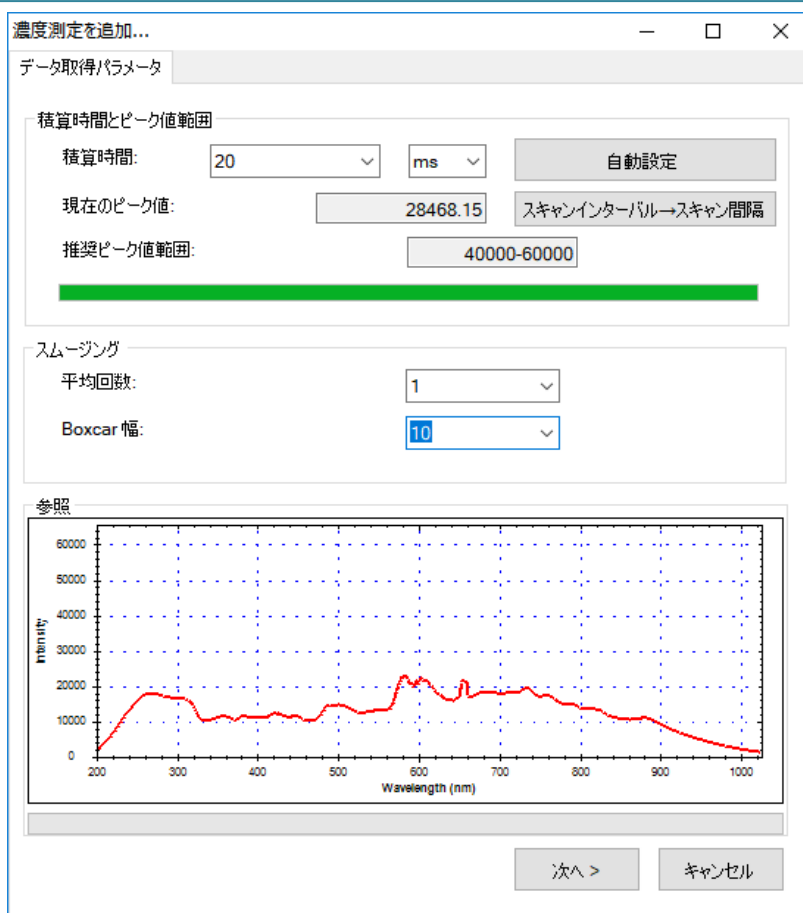


図 5 : 「濃度測定を追加...」 - スムージング処理の効果

注意：以下の例ではプログラムのデフォルト値を使用しています。つまりスムージング処理(数値スキャン平均回数=1、Boxcar 幅=0)を行っていません。

すべてのデータ取得パラメータが設定し終わったら、[次へ]を押してください。

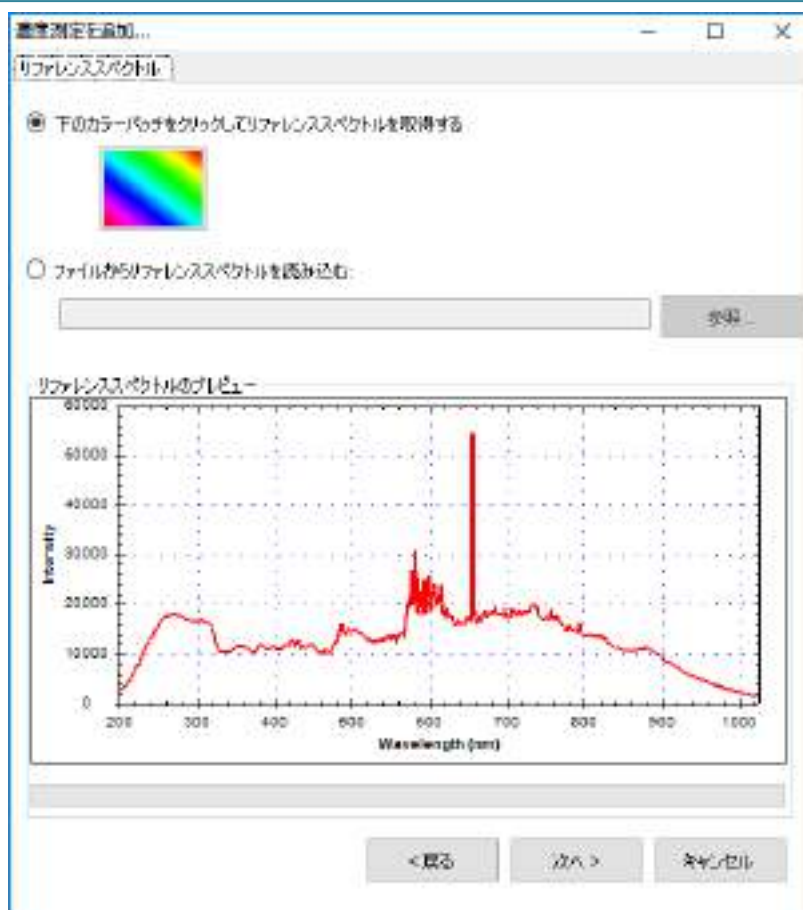


図 6 : 「濃度測定を追加...」 - 「ファレンススペクトル」

リファレンススペクトルの設定

被測定物がセットされていない光源スペクトル、つまり「リファレンススペクトル」を設定します。画面上のカラーパッチをクリックしてリファレンススペクトルを実際に測定して取得するか、以前にリファレンススペクトルファイルを保存していた場合は「参照」ボタンを使用して読み込むことができます。本例では実際の光源をリファレンススペクトルとして読み込んでいます（そのため、被測定物を先にセットしないでください）。リファレンススペクトルを読み込み終わると、画面下のプレビューでスペクトルデータを確認することができます。続いて「次へ」を押してください。

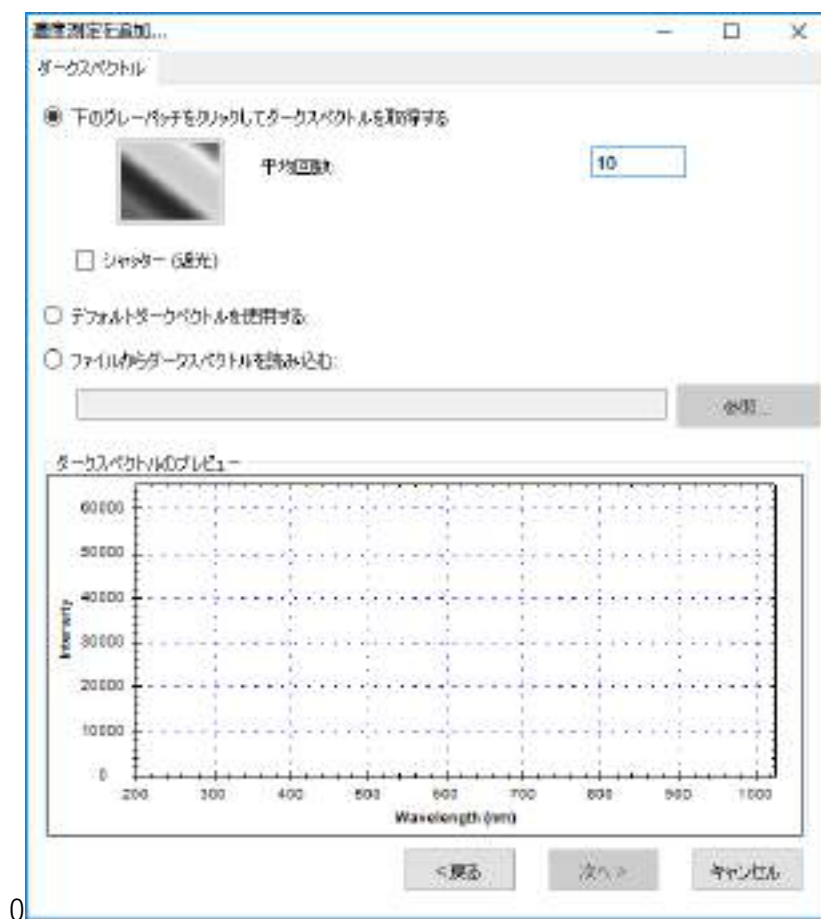


図7:「濃度測定を追加...」 - 「ダークスペクトル」

ダークスペクトルの設定

リファレンススペクトルの設定が終わったら、センサーに光が当たらない時の測定値、つまり「ダークスペクトル」を設定します。これより正確なベースラインが設定されます。分光器に接続されている光源を切り離すか、光路を完全に遮蔽し、画面のグレーパッチを押してダークスペクトルを取得します。一回の取得でなく、複数回の取得で平均値を計算して設定することもできます。プログラムのデフォルトは1回となっています。ここでの例は10回としています。ダークスペクトルを取得したら、画面の下のプレビューで取得したスペクトルが確認できます。また、ダークスペクトルの取得中は「Dark Spectrum を取得中...」と表示されます。



図8:「Dark Spectrum を取得中...」の表示

実際にはダークスペクトルを抽出する以外、プログラムのデフォルトダークスペクトルあるいは以前スペクトラスマートを使用して保存したダークスペクトルファイルを読み込むことも可能です。プログラムのデフォルトダークスペクトルはテスト用であり、正確ではありませんので注意してください。以下は「デフォルトダークスペクトルを使用する」の選択画面です。

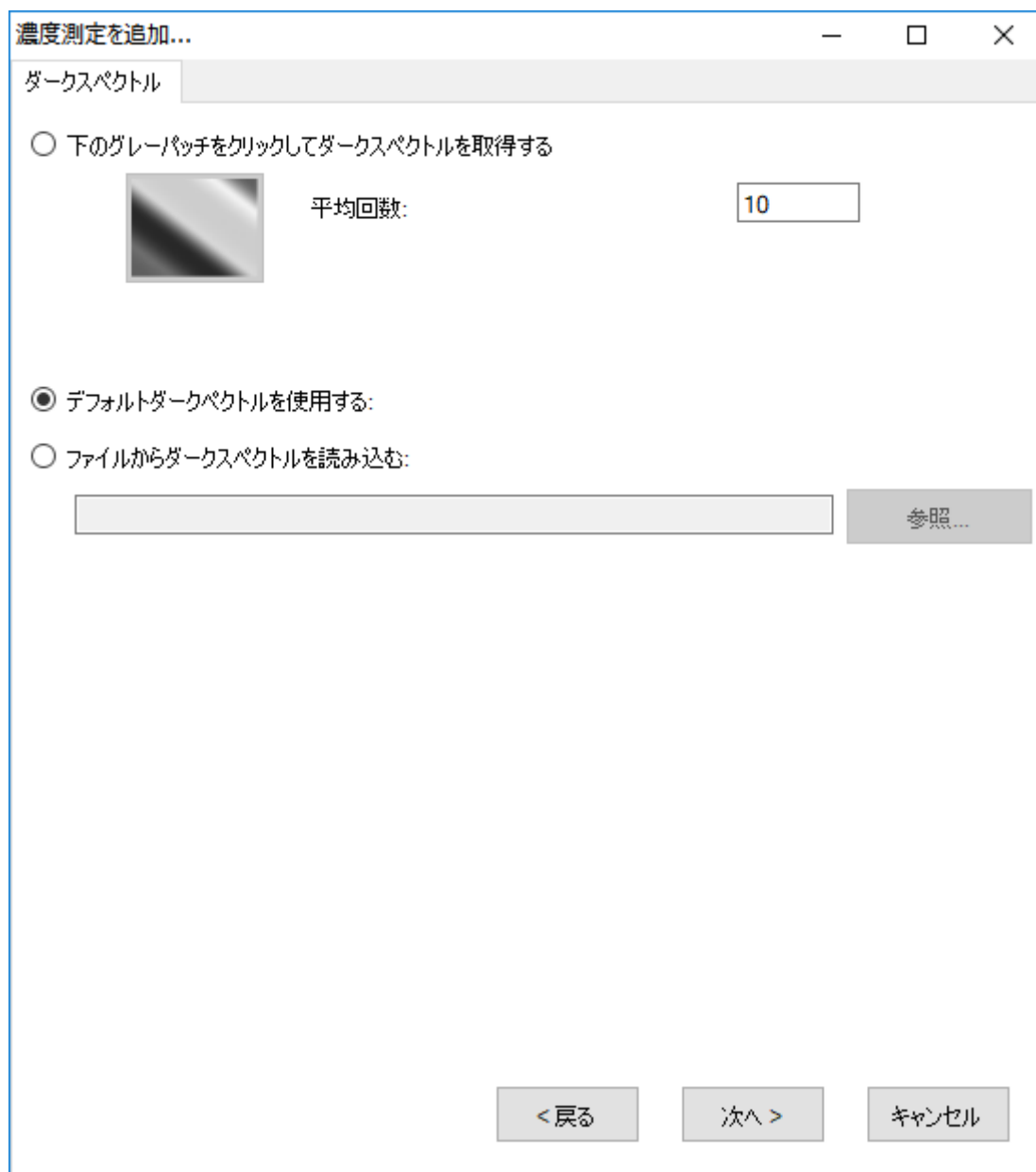


図9：「濃度測定を追加...」 - 「デフォルトダークスペクトルを使用する」

注意：例では実際に取得したダークスペクトルを使用しません(プログラムのデフォルトダークスペクトルではありません)。

ダークスペクトルを設定し終わったら、「次へ」を押してください。

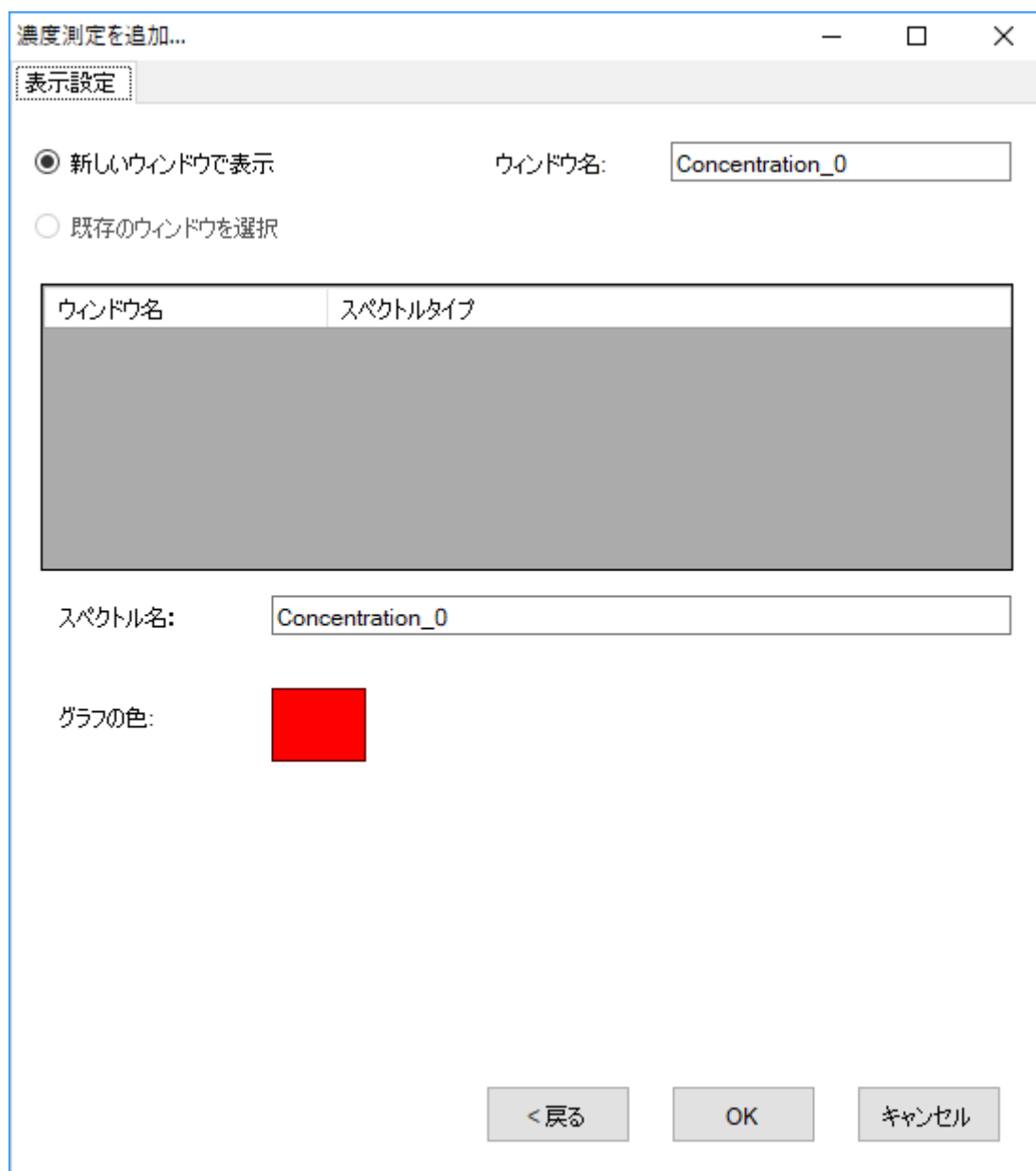


図 10 : 「濃度測定を追加...」 - 「表示設定」

表示設定

上の図に示すように、グラフのビューウィンドウ名、スペクトル名、グラフ曲線の色を指定できます。色を指定するには、画面のカラーパッチをクリックして希望の色を選択します。



図 11：「表示設定」 - 「色の設定」

表示設定し終えた後に、「OK」を押すと、「濃度設定」画面が開きます。被測定溶液の既知の濃度変化曲線、あるいはランベルト・ベールの法則のパラメータを設定します。

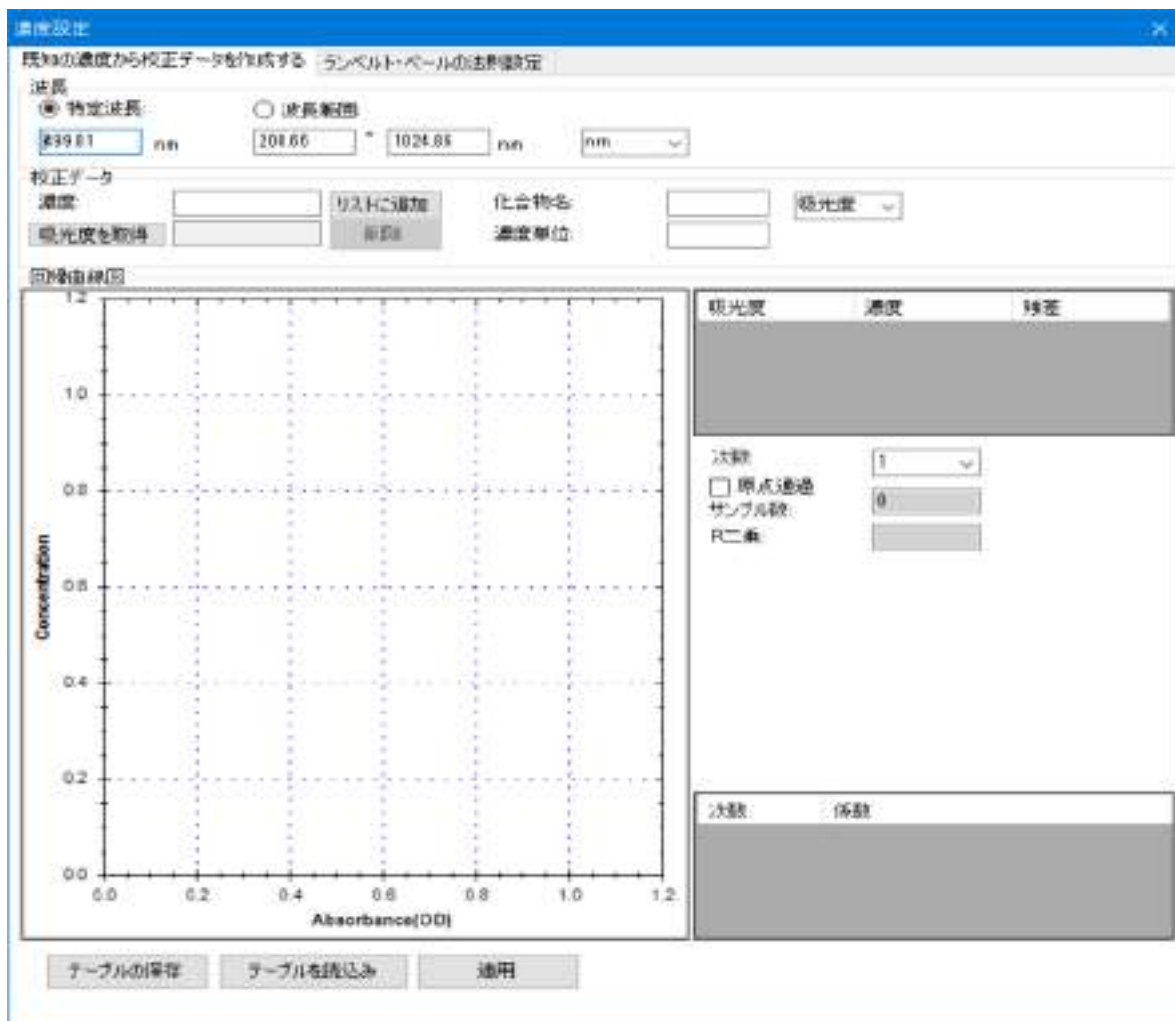


図 12：「濃度測定を追加...」 - 「設定」 - 「既知濃度から校正テーブルを作成する」



図 13 : 「濃度測定を追加...」 - 「濃度設定」 - 「ランベルト・ベールの法則設定」

検量線の設定

測定したスペクトルから濃度を算出するための情報を設定します。設定の方法には濃度既知の試料から検量線を作成する方法と、ランベルト・ベールの法則のパラメータを指定する方法があります。以下に検量線取得の方法の例を示します。

1. 濃度既知(仮に 1 とします)の青色溶液を測定ホルダーに置き、「既知濃度から校正テーブルを作成」画面の「波長」で「特定波長」(仮として溶液は青色なので 500 nm とします)か「波長範囲」を選択します。
2. 続いて、画面の「校正データ」の「濃度」に 1 を入力して「吸光度を取得」ボタン押し、吸光度を測定します。
3. 「リストに追加」ボタンを押します。この吸光度数値を右側のリストに追加します。

4. 続いて、既知濃度仮に 2 の青色溶液を測定ホルダー位置に置きます。そして「濃度」に 2 を入力して「吸光度を取得」ボタンを押してこの濃度の吸光度を測定します。既知濃度の溶液で同様の操作を繰り返します。
5. 「リストに追加」ボタンを押すと、吸光度の数値を右側のリストに追加されます。

この時、回帰曲線のパラメータが表示されます。

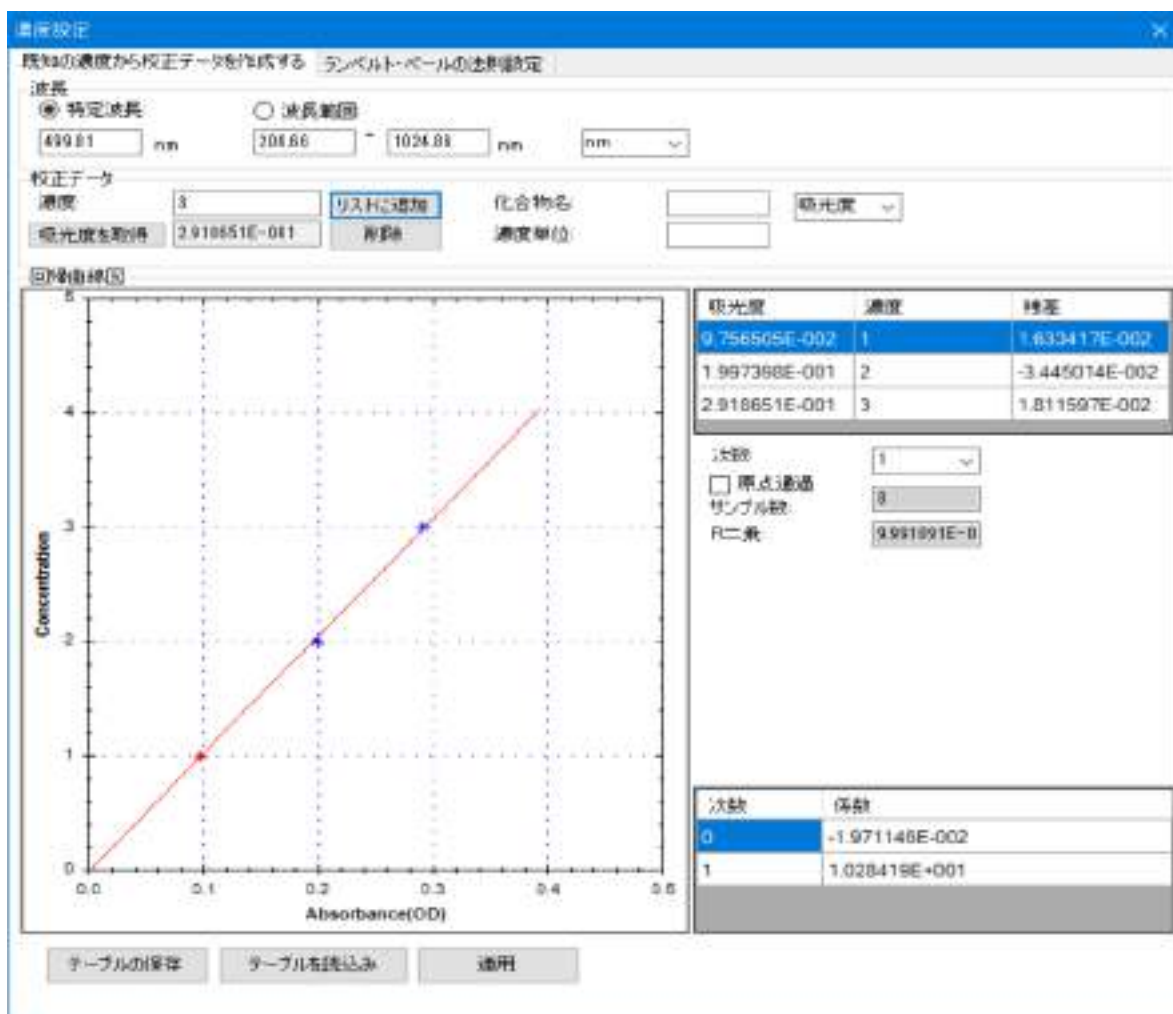


図 14：「濃度測定を追加...」 - 「濃度設定」で検量線を設定

濃度曲線の設定が終了したら、画面の一番下の「テーブルの保存」ボタンでデータを保存します。保存したデータは「テーブルを読み込み」ボタンで読み込むことができます。設定し終わったら、「適用」ボタンを押してください。設定が適用されると、濃度曲線が表示されます。

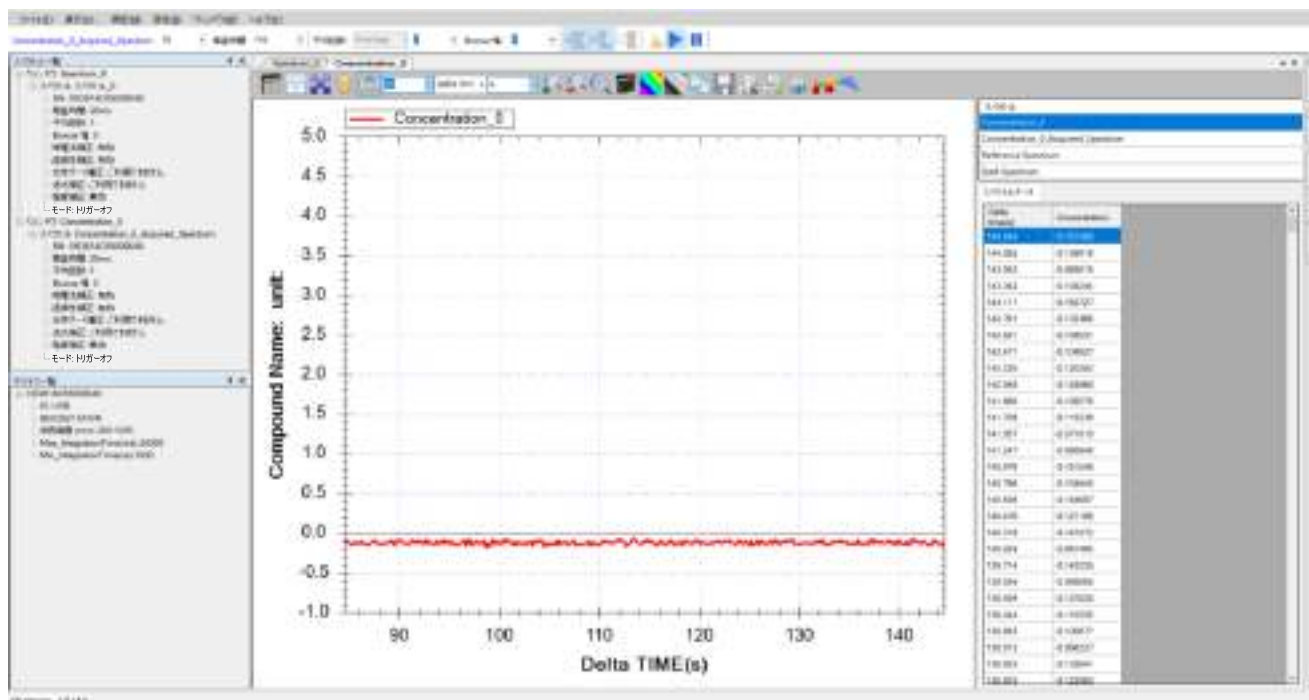


図 15：新しく作成した濃度測定図

上の例は、測定溶液をセットしていないため、ノイズのみが表示されています。

被測定溶液を置き濃度測定を開始

続いて、被測定溶液を置き濃度を測定します。例は以前作成した青色溶液の検量線を使用しています。

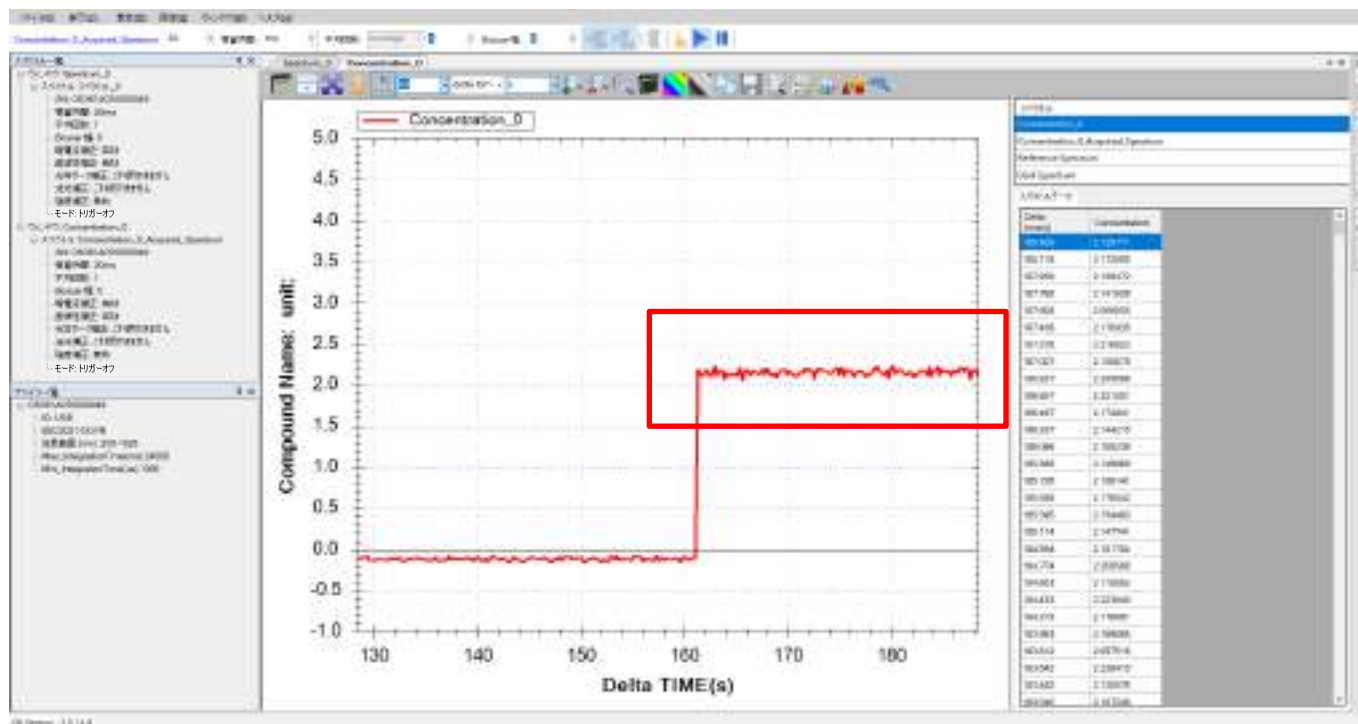


図 16：被測定溶液の濃度測定図

スペクトラスマートの濃度測定結果は濃度変化のストリップチャートとして表示されます。上図はおよそ1分間の結果(赤色枠線部分)を示します。左側の低い部分は開始の時の被測定溶液のない状態です。曲線が右側の端に到達すると、グラフ曲線は左へスクロールします。図中で見られる被測定溶液の濃度はおよそ2.0前後で変動しています。変動が大きい場合は「スムージング設定」を開き、スムージング処理を行います。

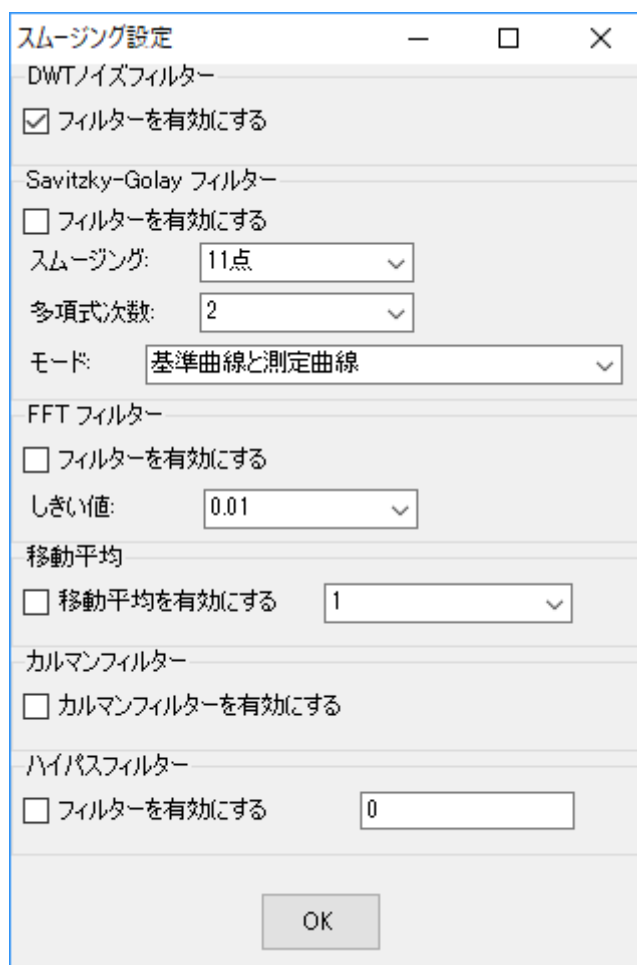


図 17 : 「スムージング設定」を開く

スムージング処理を実施すると下図の赤枠で示したように変動が小さくなります。

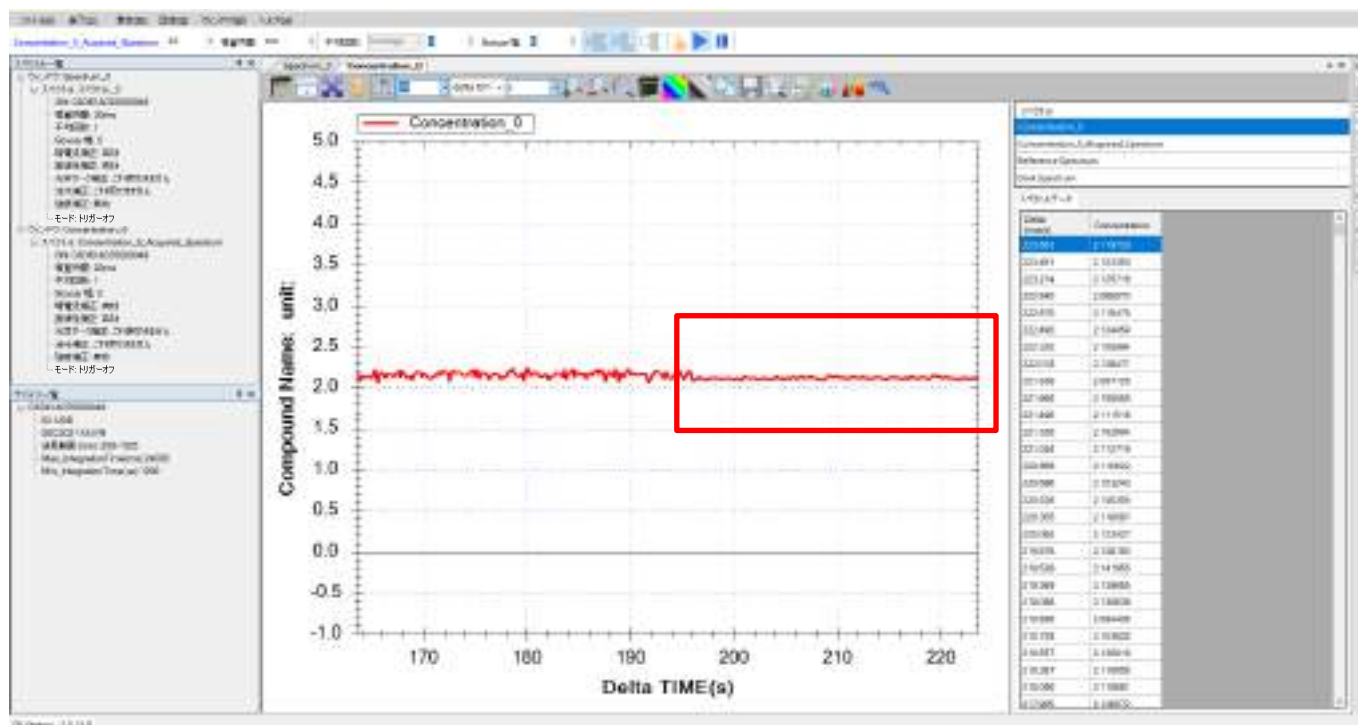


図 18：スムージング処理を適用した結果

抽出したスペクトル曲線を調べる

濃度曲線は複数のスペクトルから算出されています。スペクトラスマートでは元のスペクトル曲線を調べる機能を用意しています。ツールバーの「抽出したスペクトル」のボタンを押すことにより、この機能を有効にすることができます。

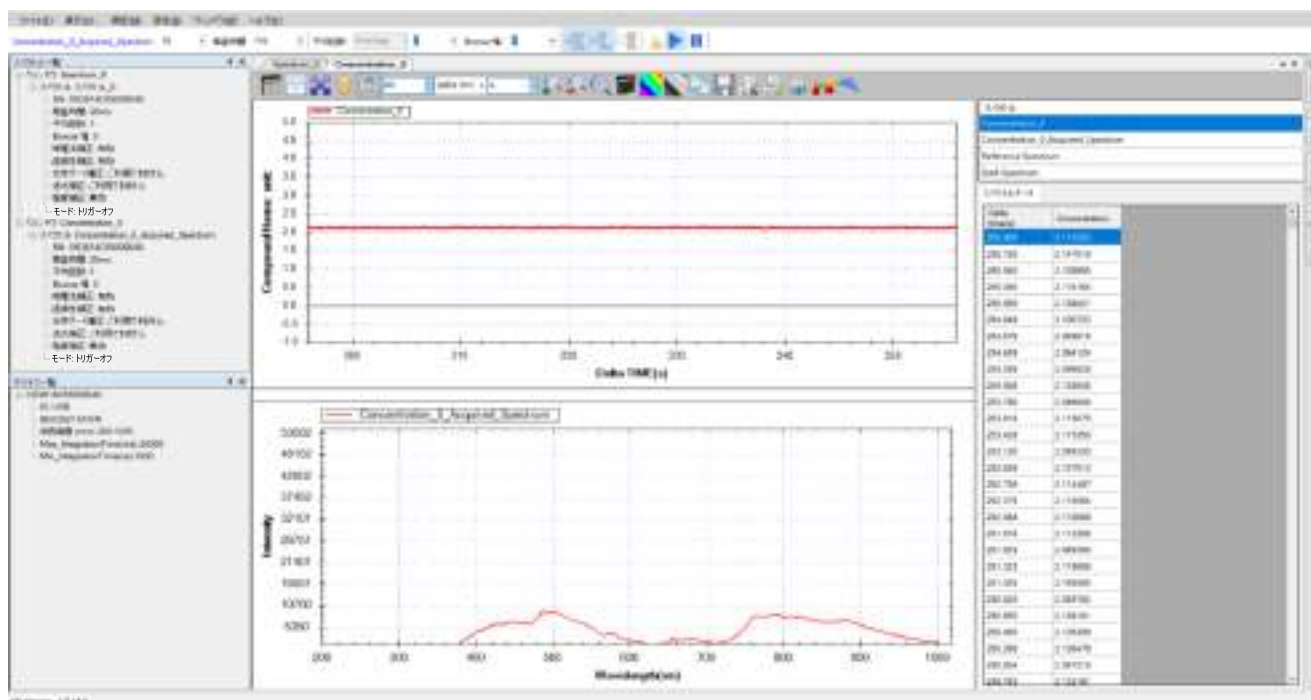


図 19：濃度測定「抽出したスペクトル」を開く

グラフツールバーボタン

濃度測定グラフのツールバーボタンとストリップチャートのツールバーは基本的に同じです。ストリップチャートの「グラフツールバーボタン」を参照してください。

濃度測定関連ツールバーボタン

ストリップチャートと同じツールバーボタンを除き、濃度測定には「濃度設定」専用のボタンがあります。



図 20 : 「濃度設定」ボタン

この濃度設定ボタンで以前作成した「既知濃度から校正テーブルを作成」と「ランベルト・ベールの法則設定」画面を開きます。

現在の濃度測定を保存

濃度測定スペクトルの保存手順は吸光度スペクトルと同じです。吸光度測定の「現在の吸光度測定を保存」を参照してください。

保存した濃度測定スペクトルを読み込む

以前保存した濃度測定スペクトルの読込方法は吸光度スペクトルと同じです。吸光度測定の「保存した吸光度スペクトルを読み込む」を参照してください。

濃度測定の個々のスペクトル曲線を削除

一つの濃度測定の結果は複数のスペクトル曲線により算出されています。そのためいずれの曲線も削除しないでください。もし、いずれかの曲線を削除した場合、結果は正しく計算されません。

濃度測定の印刷と印刷プレビュー

濃度測定の印刷と印刷プレビューの方法はスペクトル測定と同じです。スペクトル測定の「現在のスペクトル図の印刷と印刷プレビュー」を参照してください。

13. トリガーモードの設定

分光器は「トリガーモード」に対応しています。トリガーモードにより、外部I/O信号やスペクトル強度によって分光器のデータの取得を制御します。このモードでは、同時に複数の分光器をトリガーすることができます。個々の分光器に対してAPIを介したコンピュータソフトウェアの制御ではなく、複数の分光器への指示でデータを取り込むことができます。コンピュータの性能に左右されることなく、同時に複数の分光器からのデータ取得を開始させることができます。

トリガーモードの起動 (I/O 信号)

トリガーモードを使用するにはトリガーモードに設定する必要があります。まず例としてスペクトル測定を作成します。

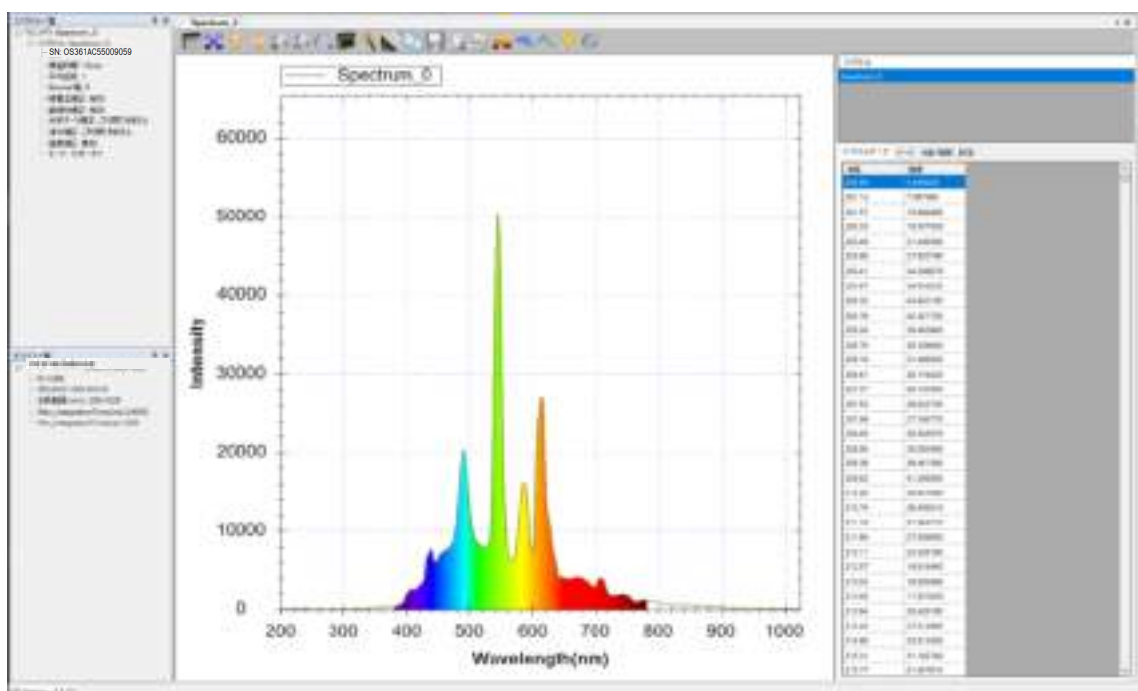


図 1：まずスペクトル測定を作成

画面左側の「スペクトル一覧」で、現在の取得モードが確認できます。通常は下図のように「トリガーオフ」となっています。

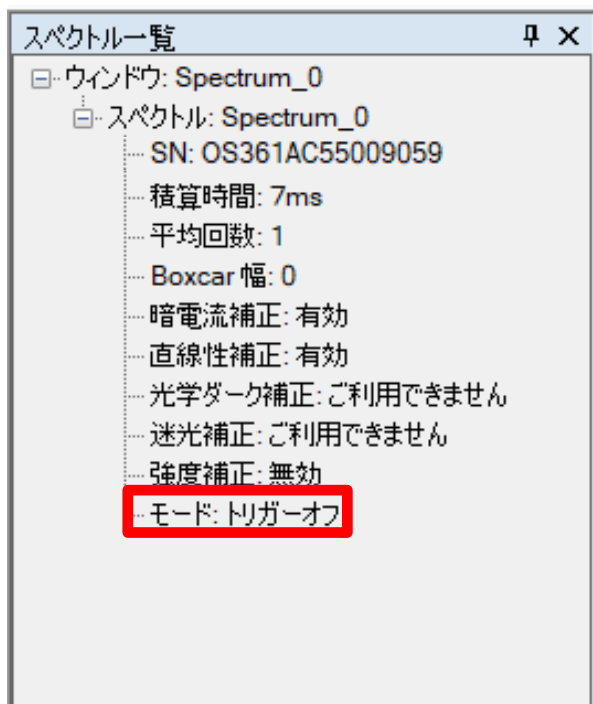


図 2: 「スペクトル一覧」中の取得モードは「トリガーオフ」

続いて、「設定」メニューから「トリガー設定」を選択します。



図 3: 「設定」メニューから「トリガー設定」を選択

続いて、「トリガー設定」画面が表示されます。

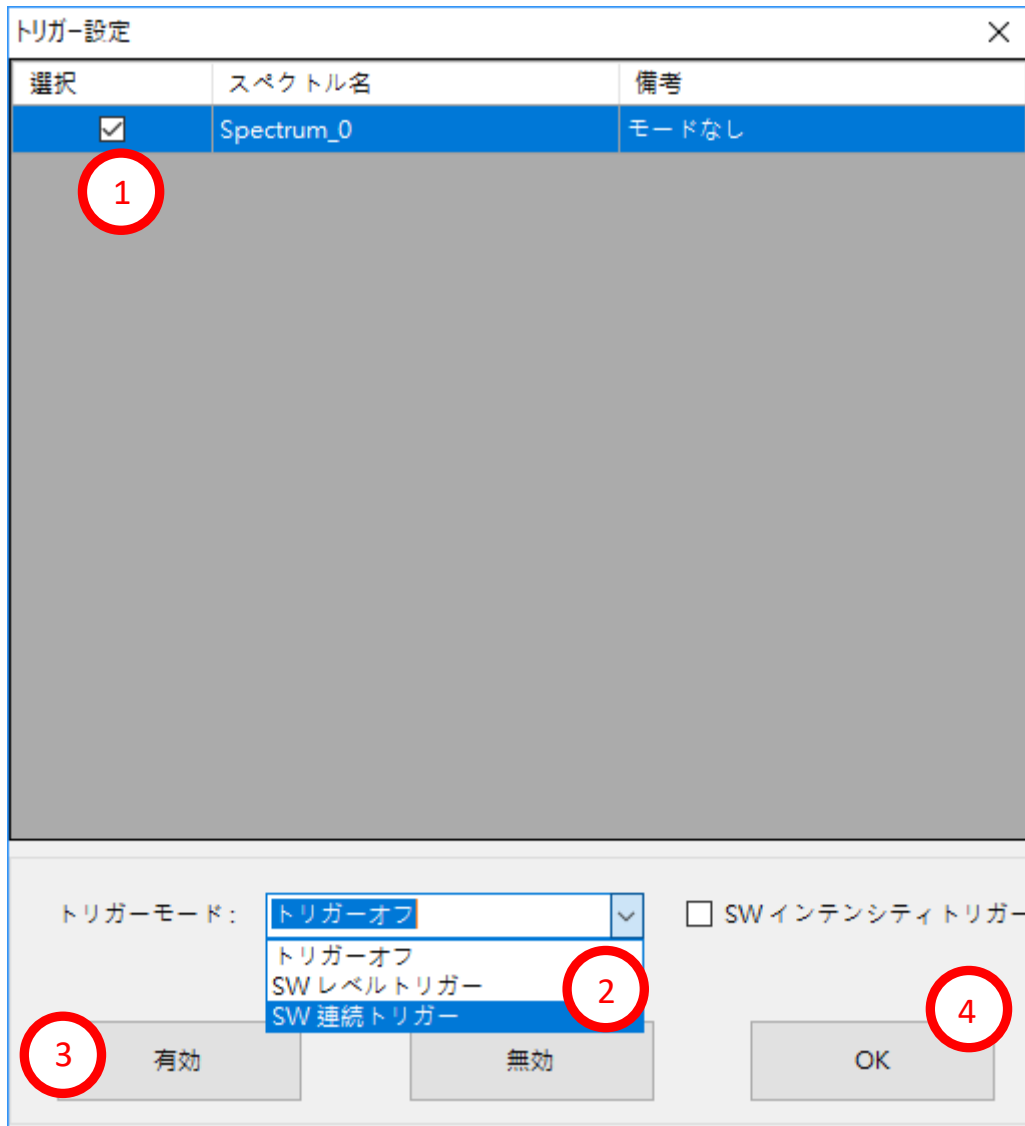


図 4：トリガーを設定する (I/O 信号)

続いて、以下の手順に従って設定します。

1. トリガーモードに設定したいスペクトル測定(ここでの例は「Spectrum_0」)にチェックを入れます。
2. トリガーモードを選択します(例は「SW 連続トリガー」)。
3. 「有効」ボタンを押してスペクトル測定をトリガーモードします。
4. 「OK」ボタンを押して画面を終了します。

これにより下図のようにスペクトル取得モードはトリガーモードになります。

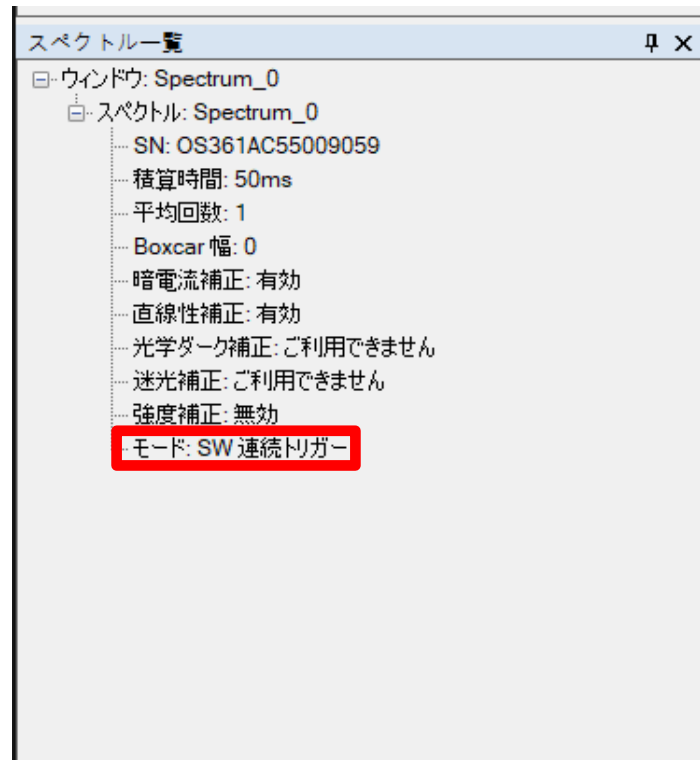


図 5：スペクトル取得モードがトリガーモードであることを確認

この時、スペクトルデータの取得が止まり、外部の I/O 信号トリガーからのデータ取得を待っている状態になります。

トリガーモードの起動（スペクトル強度）

このモードを用いると、設定したスペクトル強度によって、測定の Start/Stop 制御が可能になります。設定したスペクトル強度をある一点で上回ると測定が開始され、すべての計測点で設定強度を下回ると測定が停止されます。

「トリガー設定」画面から、以下の手順に従って設定します。

1. トリガーモードに設定したいスペクトル測定(ここでの例は「Spectrum_0」)にチェックを入れます。
2. 「SW インテンシティトリガー」にチェックを入れます。
3. 「インテンシティ」にスペクトル強度を設定します(例は 50000)。
4. 「有効」ボタンを押してスペクトル測定をトリガーモードします。
5. 「OK」ボタンを押して画面を終了します。

これによりスペクトル取得モードはインテンシティトリガーモードになります。また「生データ」を有効にすることで、補正やスムージング処理がなされない生データがトリガーに反映されます。

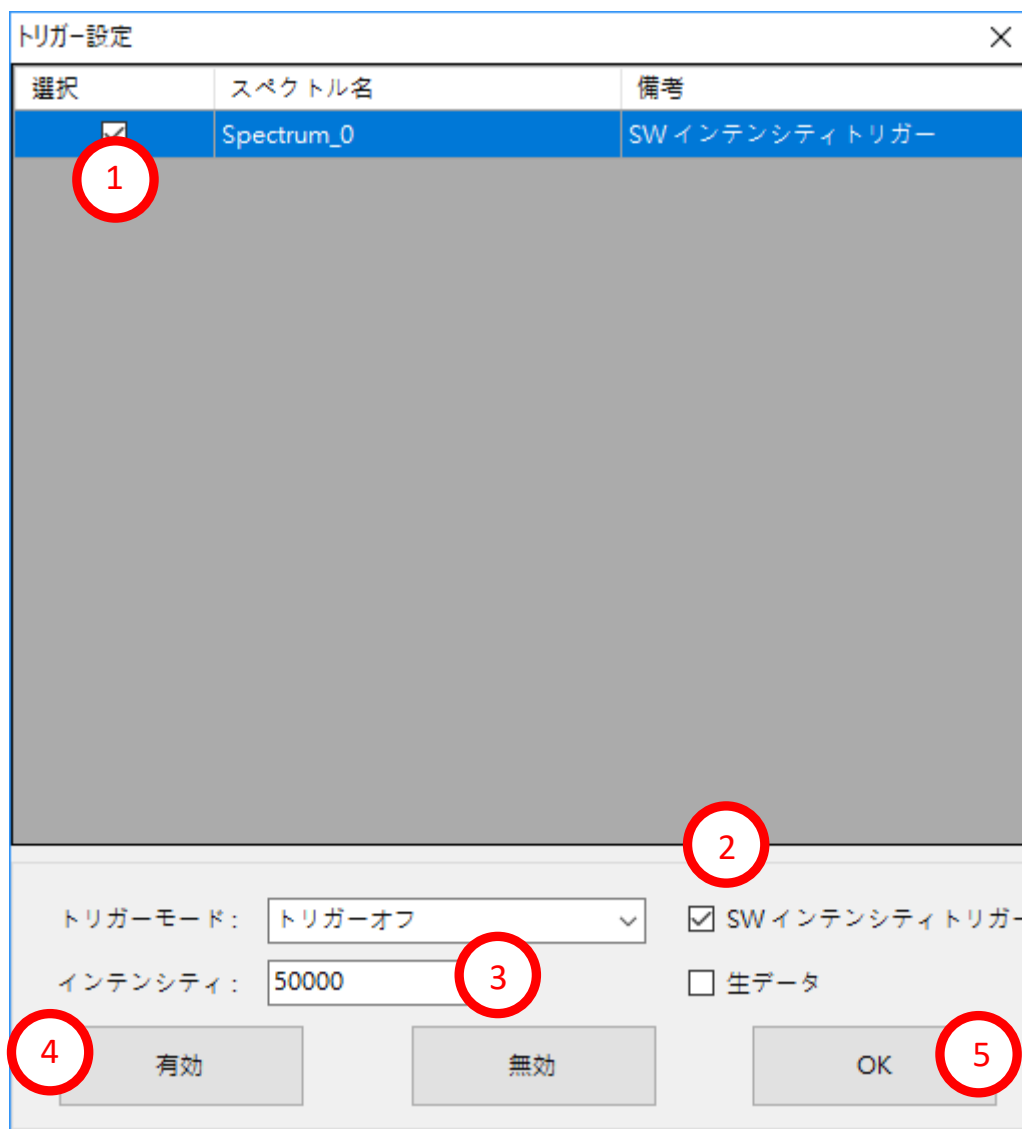


図 6：トリガーを設定する（スペクトル強度）

トリガーモードを閉じる

トリガーモードを閉じる場合は、「設定」メニューから「トリガー設定」を選択し、「トリガー設定」の画面で下の手順に従って実行します。

1. 閉じたいトリガーモードのスペクトル測定にチェックを入れます(例は「Spectrum_0」)。
2. トリガーモードで「トリガーオフ」選択します。
3. 「有効」ボタンを押して、取得モードからトリガーオフモードへ戻します。
4. 「OK」ボタンを押して画面を終了します。

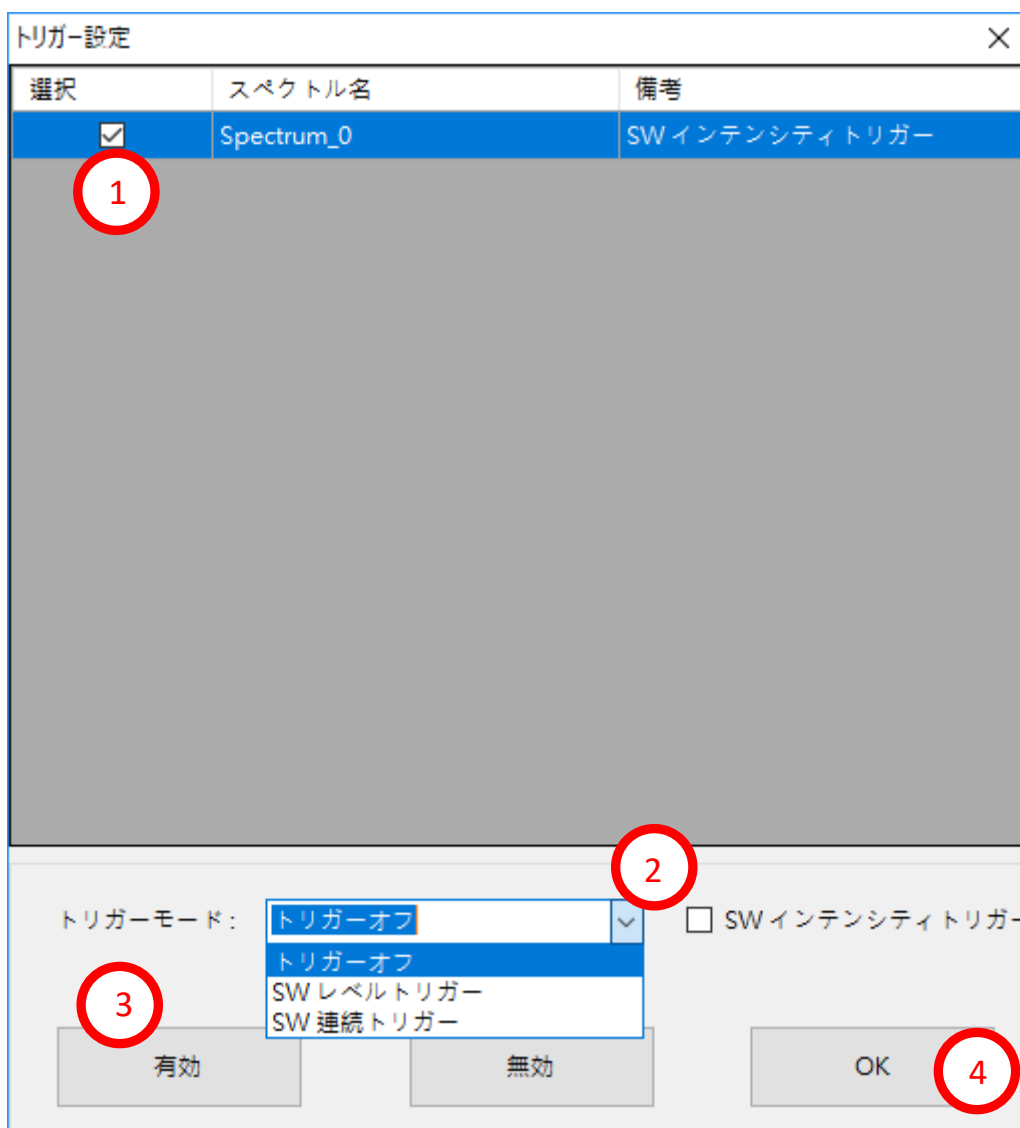


図 7: トリガーモードを閉じる

これにより、「スペクトル一覧」からスペクトルの取得モードが「トリガーオフ」へ戻ったことが確認できます。

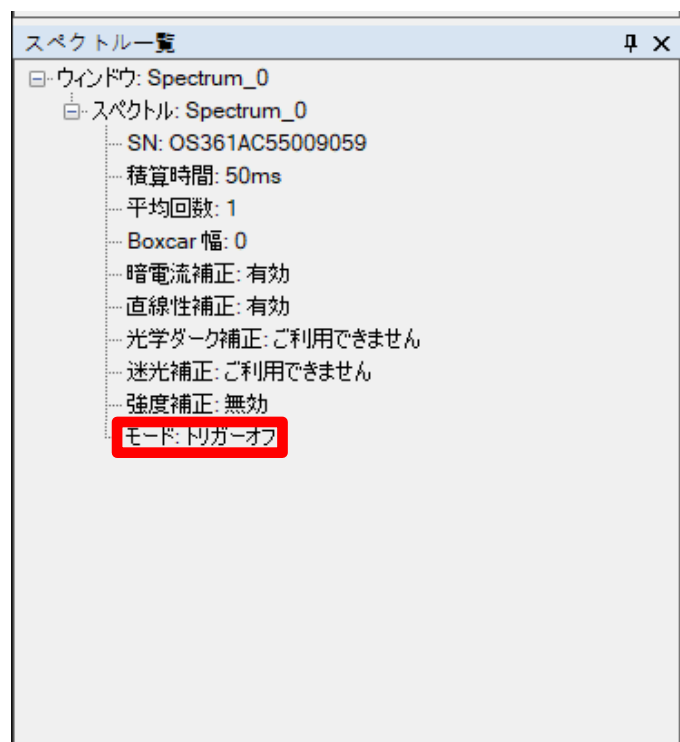


図 8 : 取得モードは「トリガーオフ」となる

14. 時系列測定 (全波長の経時的測定)

スペクトラスマートには測定値の変化を一定期間にわたってモニターする「時系列測定」機能が用意されています。スペクトラスマートウィンドウの右端縦の「時系列抽出」ボタンの上にマウスカーソルを移動すると、「時系列測定」画面が開きます。

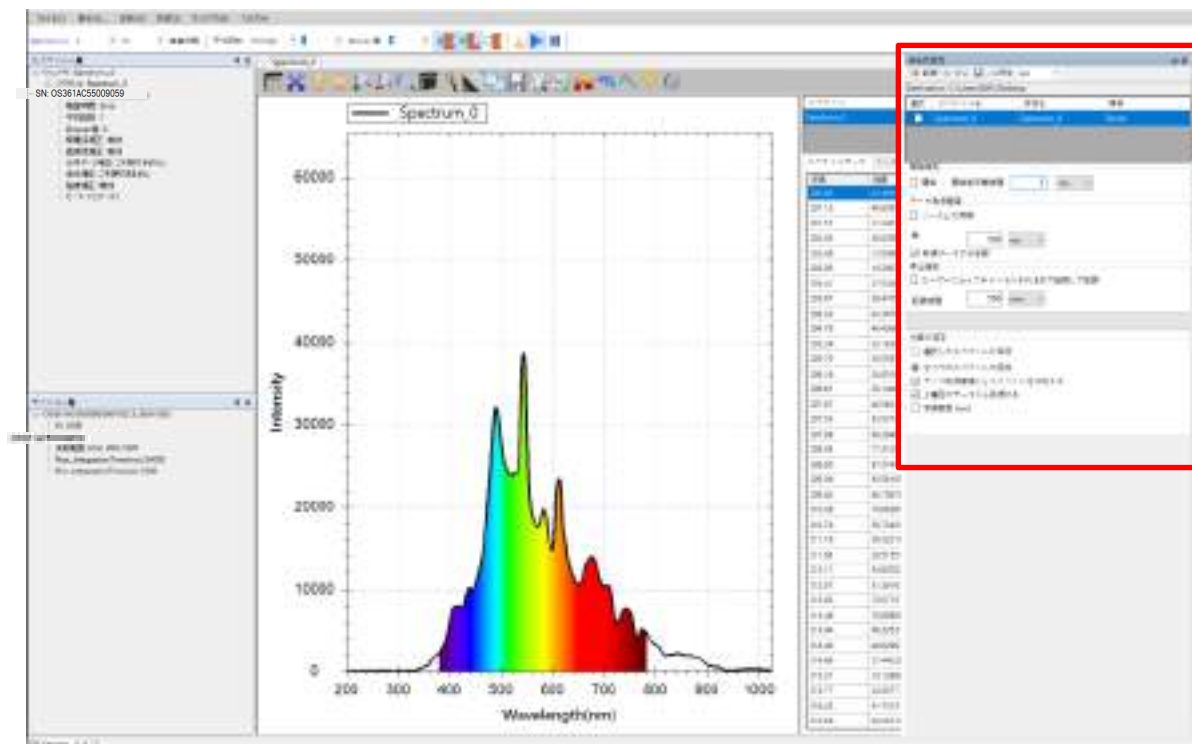


図1: 「時系列測定」ボタンと画面

マウスを動かすと、画面は自動的に消えます。画像を表示したままにするには、画面の右上隅にあるピンアイコンをクリックして、画面を固定します。

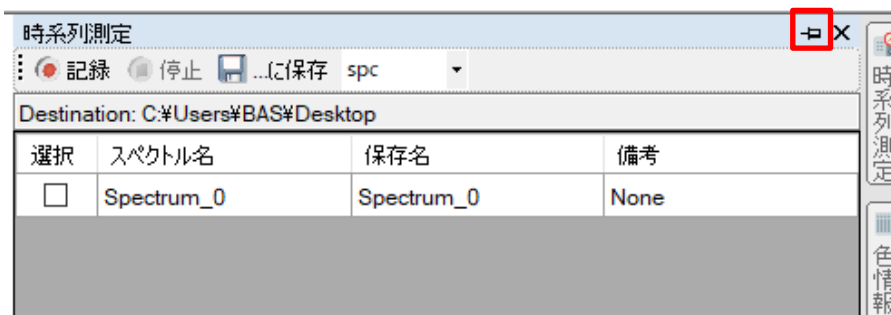


図2: 「時系列測定」画面ピンアイコンの場所

ピンアイコンをクリックすると、大きさが調整された「時系列測定」画面が表示されます。

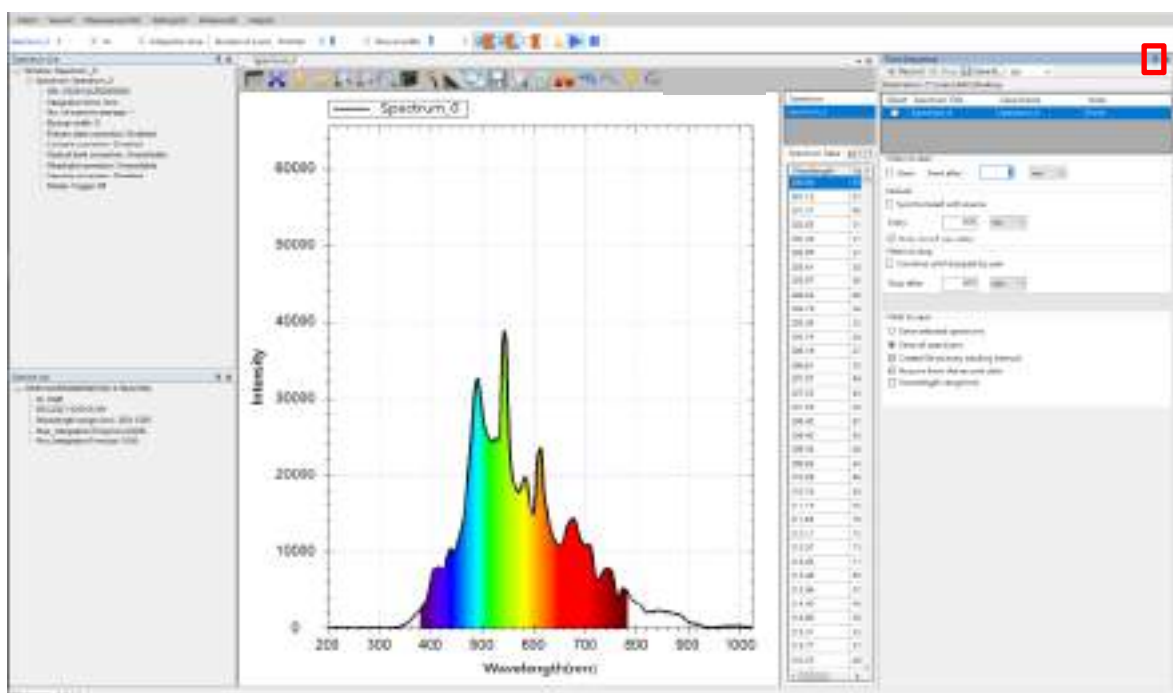


図 3：「時系列測定」画面でピンアイコンをクリックして表示された画面

連続変化の開始

上の図にはスペクトル測定の時系列測定の例が表示されています。

保存のフォルダーを指定

データを保存するフォルダーを指定します。デフォルトはデスクトップとなっています。必要に応じてこの画面の上部の「...に保存」ボタンで変更することができます。

開始時刻の指定

続いて、開始時刻を開始前待機時間で設定します。デフォルトは「記録」ボタンを押した後の 1 ミリ秒となっています。実質、「記録」ボタンを押すと同時に記録が開始されます。ここでは**決して 0 を設定しないでください。その場合はエラーが発生します。**

「記録開始」ボタンを押して、直ちに記録を開始したい場合には、「記録開始」にチェックを入れてください。

取得間隔を指定

連続取得の間隔を設定することができます。デフォルトでは 500 ms となっていま

す。必要に応じて変更することもできます。あるいは「ソースとの同期」を選択して、元のスペクトルの取得間隔と同じにすることもできます。

停止時刻を指定

続いて、停止時刻を指定します。デフォルトは画面上部の「停止」ボタンを押して停止するまでとなっています。あるいは停止するまでの時間を設定します。

保存するスペクトルの指定

最後に保存するスペクトルを指定します。デフォルトは現在測定したすべてのスペクトル曲線となっています。例のように、スペクトル測定では一本の曲線が保存されますが、吸光度、透過率、反射率、発光強度、濃度の測定では一つの結果に対して4本の曲線があり、どれを保存するか選択することができます。この画面の上部のリストで保存したいスペクトルにチェックを入れます。

「データ取得間隔ごとにファイルを作成する」にチェックが入っていない場合は、時系列測定専用のファイル形式で保存され(拡張子は spc)、「ファイル」→「時系列測定ファイルを開く」で再生することができます。一方、「データ取得間隔ごとにファイルを作成する」にチェックが入っていない場合は、データ取得間隔ごとにそれぞれの測定モードに応じたファイル形式で保存され(拡張子は sps)、「ファイル」→「スペクトルファイルを開く」で開くことができます。

記録開始

上記のオプションを設定した後、「新規データのみ記録」にチェックが入っている場合、画面上部の「記録」ボタン（赤い点）を押すと、次のようなプロンプトメッセージが表示されます。「OK」を押すと記録がスタートします。

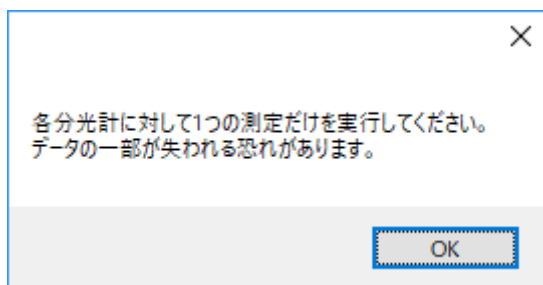


図4：複数の測定を行いながら、「新規データのみ記録」を有効にすると、「各分光器に対して1つの測定だけ実行してください。データの一部分が失われる恐れがあります。」のメッセージが表示される

記録停止

記録の時刻を指定すると、設定した時間に自動的に停止します。途中で記録を停止したい場合は画面上部の「停止」ボタンを押して記録を停止させます。

記録した連続変化の読み込みと再生

以前「データ取得間隔ごとにファイルを作成する」にチェックを入れずに保存したデータは、「ファイル」メニューで「時系列測定ファイルを開く」で読み込むことができます。

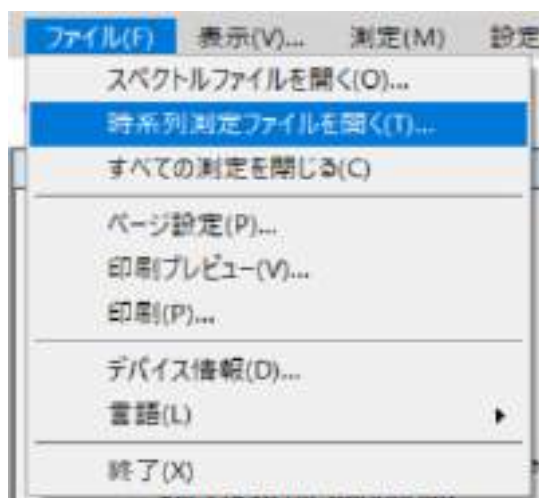


図5：「ファイル」メニューから「時系列測定ファイルを開く」を選択

「開く」画面を開き、以前保存したファイルを指定して「開く」を押します。

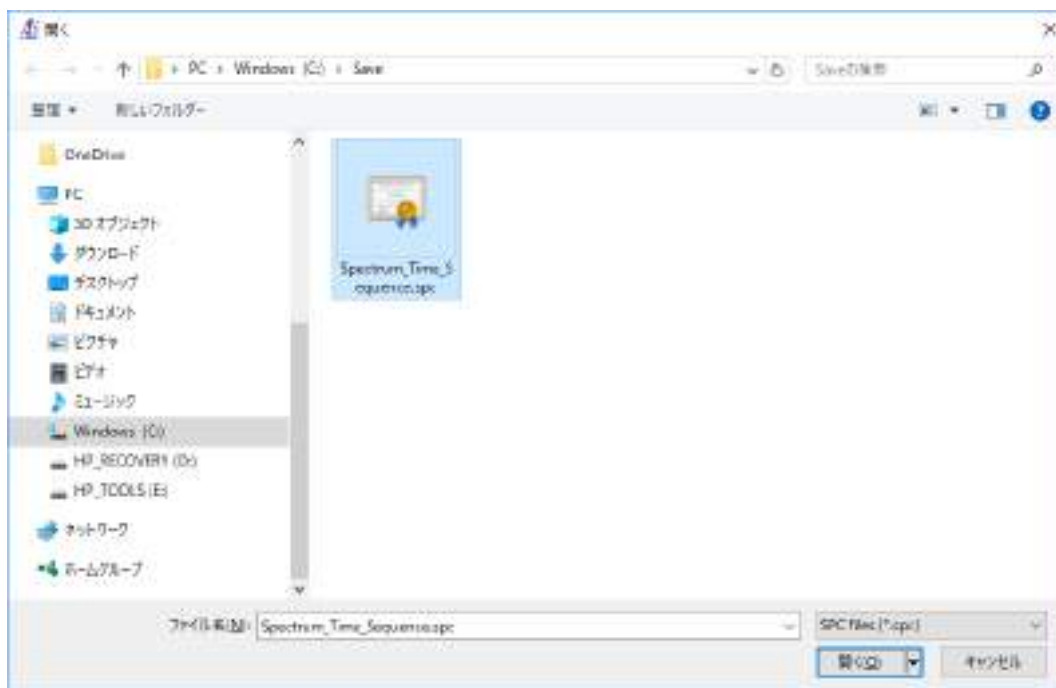


図 6 : 「開く」 で以前保存したファイルを選択

ファイルを開くと、再生画面が表示されます。

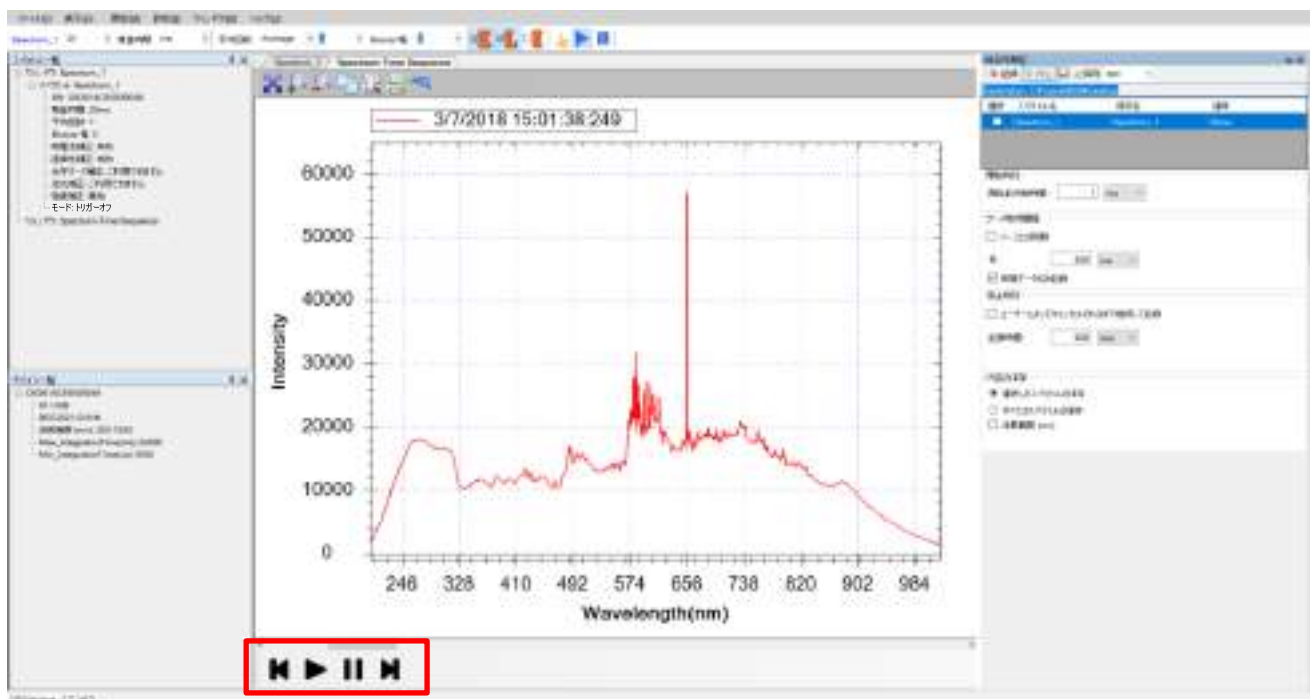


図 7 : 連続取得ファイルの再生画面

上の図に示すように、画面の下には「早戻し」、「再生」、「一時停止」、「早送り」(赤い枠線がマークした場所)。操作は、一般的なビデオ再生と同じです。この再生の方法で、測定値の連続的な変化を観察することができます。ファイルは読み込ま

れると「停止」を押すまで繰り返し再生されます。上の図に示すように、画面の下には「早戻し」、「再生」、「一時停止」、「早送り」（赤い枠線がマークした場所）。操作は、一般的なビデオ再生と同じです。この再生の方法で、測定値の連続的な変化を観察することができます。ファイルは読み込まれると「停止」を押すまで繰り返し再生されます。

15. アプリケーションの設定

スペクトラスマートでは、測定図波長表示範囲、グラフ背景、ウィンドウ背景、スムージング処理方式等のデフォルトをカスタマイズできます。これらの設定を変更するには、「設定」メニューから「アプリケーションの設定」を選択します。



図 1: 「設定」メニューから「アプリケーションの設定」を選択

選択し終わったら「アプリケーションの設定」画面を開きます。



図 2: 「アプリケーションの設定」の「デフォルト設定」画面

デフォルト

「デフォルト設定」でプログラムのデフォルトの変更ができます。

表示範囲の開始点と終了点

「アプリケーションの設定」の「デフォルト設定」画面では、測定パネルの X 軸の「表示範囲の開始点」と「表示範囲の終了点」を指定できます。

平均

ここでは、デフォルトの数値スキャン平均回数を設定することができます。これによりノイズの影響を軽減します。

Boxcar

ここではスムージング処理に使用する Boxcar のデフォルトを変更します。範囲は 0 から 10 で、数字が大きければ大きなスムーズ効果が得られます。デフォルトは 0 で、スムージング処理しない設定となっています。

スペクトル数値が 65535 を超えた時の表示メッセージ

分光器のスペクトル数値の最高値は 65535 です。そのため抽出したスペクトル曲線の「ピーク値」がこの数値を超えると、スペクトル曲線は正確になりません。もしこの値を超えた場合、スペクトル図上に下図のように警告メッセージが表示されます。

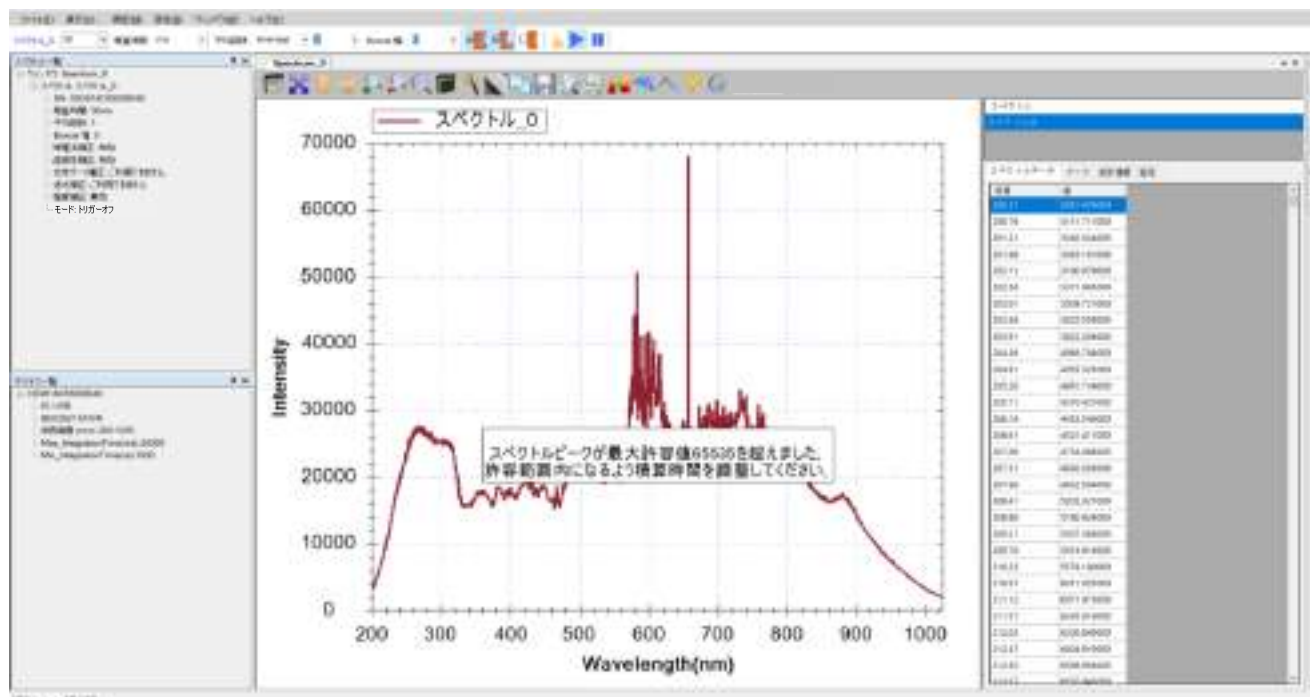


図 3：スペクトル数値が上限を超えた場合の警告メッセージ

保存

「保存」で測定データの保存の方法を設定することができます。



図 4: 「アプリケーションの設定」の「保存」画面

波長範囲

「有効化」にチェックを入れて始点と終点を変更することができます。「有効化」にチェックがない場合は、装置固有の波長範囲 200～1025 nm が設定されます。

波長分解能

「有効化」にチェックを入れて、0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 5, 10 の中から波長分解能を指定します。「有効化」にチェックがない場合は、0.01 が設定されます。

ファイル

スペクトルデータ枠で右クリックして「すべてのスペクトルを…に保存する」を選択した場合(「6. スペクトル測定」→「現在のスペクトル図を保存」→「現在のウィンドウにあるすべてのスペクトルを保存する」を参照)と、ストリップチャートで記録設定ボタンの「レコードを保存」を使用する場合(「7. ストリップチャート(特定波長での経時的測定)」→「記録設定ボタン」を参照)のファイル形式を一つあるいは複数選択できます。

グラフ

この画面でグラフ表示の調整ができます。

線幅

この画面で曲線の線幅の調整ができます。

ビューウィンドウとグラフ背景

この2項目の設定で測定図ビューウィンドウの背景モードと色、グラフの背景モードと色の調整ができます。モードには「無し」、「グラデーション」、「単色」があります。

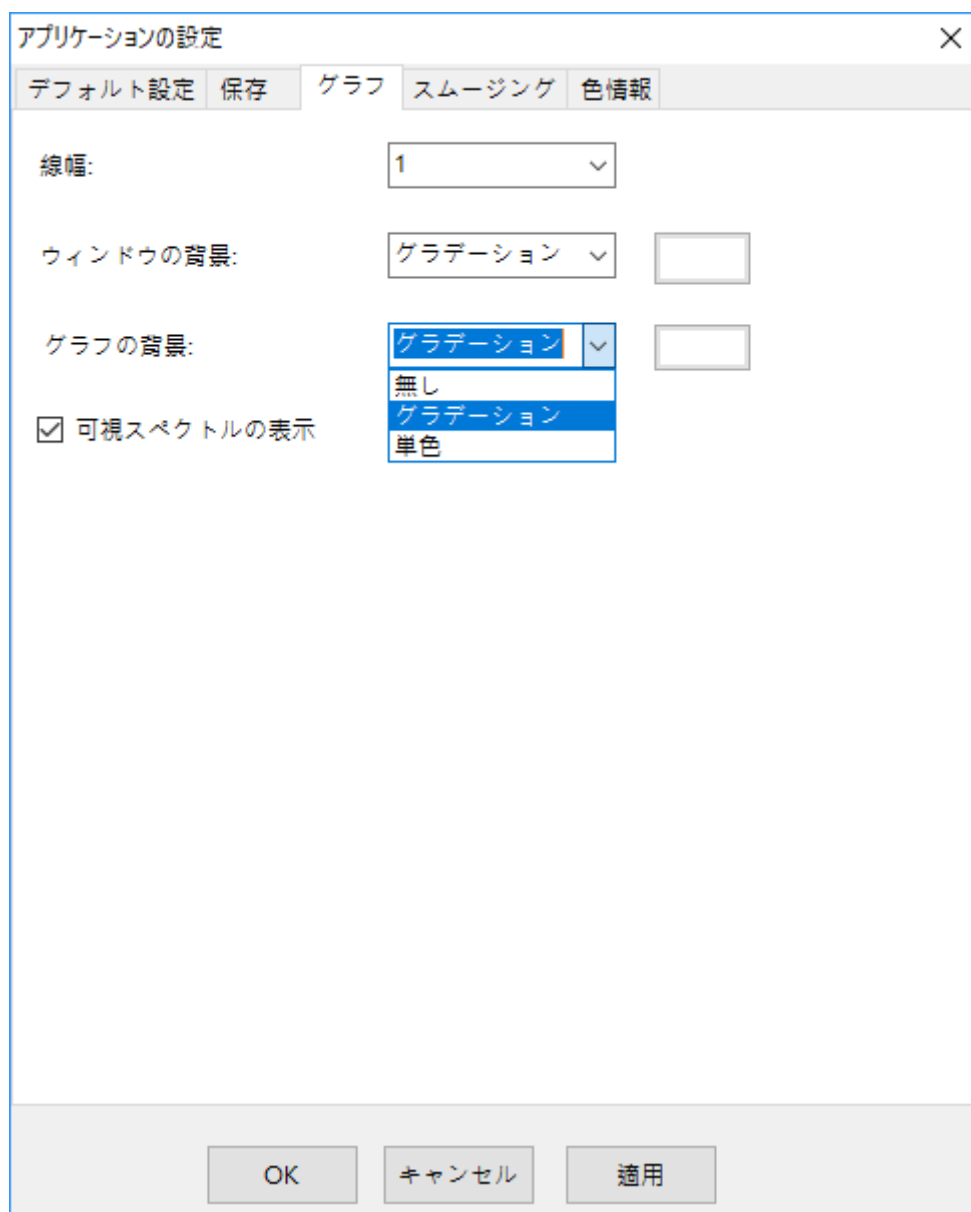


図 5: 「アプリケーションの設定」 - 「グラフ」

下図では「ビューウィンドウの背景」と「グラフの背景」の例を示しています。それぞれ、灰色の単色とライトブルーのグラデーションの設定結果です。

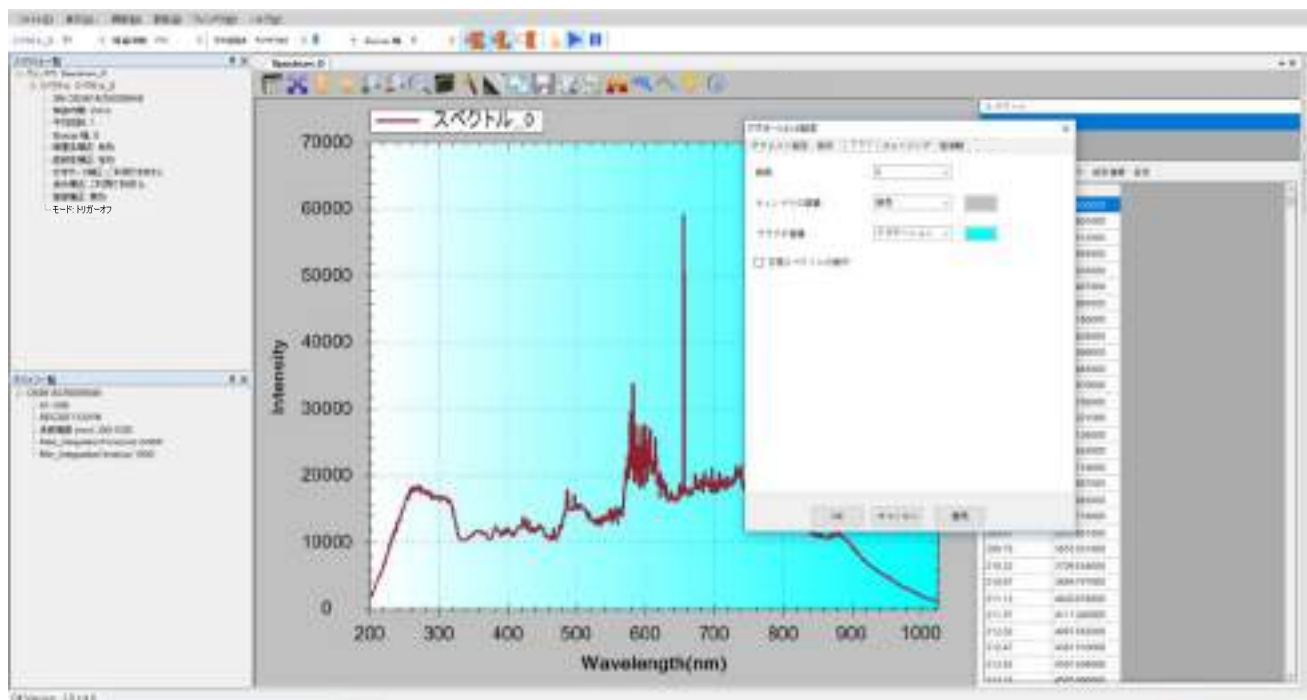


図 6 : 「アプリケーションの設定」の「グラフ」の設定例

可視スペクトルの表示

可視スペクトルの表示にチェックを入ると、スペクトル上で可視光範囲をカラーで明示することができます。

注意：これらのグラフ設定は「適用」を押すとリアルタイムに効果が確認できません。

スムージング処理

この画面では、デフォルトでスムージング処理機能を有効にするかどうかを設定できます。

アプリケーションの設定

デフォルト設定 保存 グラフ **スムージング** 色情報

DWTノイズフィルター

フィルターを有効にする

Savitzky-Golay フィルター

フィルターを有効にする

スムージング: 11点

多項式階数: 2

モード: 基準曲線と測定曲線

FFT フィルター

フィルターを有効にする

しきい値: 0.01

移動平均

移動平均を有効にする 1

カルマンフィルター

フィルターを有効にする

ハイパスフィルター

フィルターを有効にする 0

OK キャンセル 適用

図 7: 「アプリケーションの設定」の「スムージング設定」画面

DWT ノイズフィルター

DWT(離散ウェーブレット変換:Discrete Wavelet Transform)ノイズフィルターを有効にするには、「フィルターを有効にする」にチェックを入れます。

Savitzky-Golay フィルター

Savitzky-Golay フィルターを有効にするには、「フィルターを有効にする」にチェックを入れ、「スムージング程度」とスムージング「モード」を設定します。「モード」では「基準曲線」、「基準曲線と測定曲線」、「測定曲線」を選択します。

FFT フィルター

高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform、FFT)を有効にするには、「フィルターを有効にする」にチェックを入れ、「しきい値」を設定します。

移動平均

移動平均アルゴリズムを有効にするには、「移動平均を有効にする」にチェックを入れ、平均に使用するデータ数を指定します。

カルマンフィルター

カルマンフィルター(Kalman Filter)は、「フィルターを有効にする」にチェックを入れることで有効になります。

ハイパスフィルター

ハイパスフィルターは、「フィルターを有効にする」にチェックを入れることで有効になります。

注意：スムージングの設定を変更した場合、「適用」を押せば、リアルタイムに効果が確認できます。

色情報

「色情報」ウィンドウで表示するフィールドを設定します

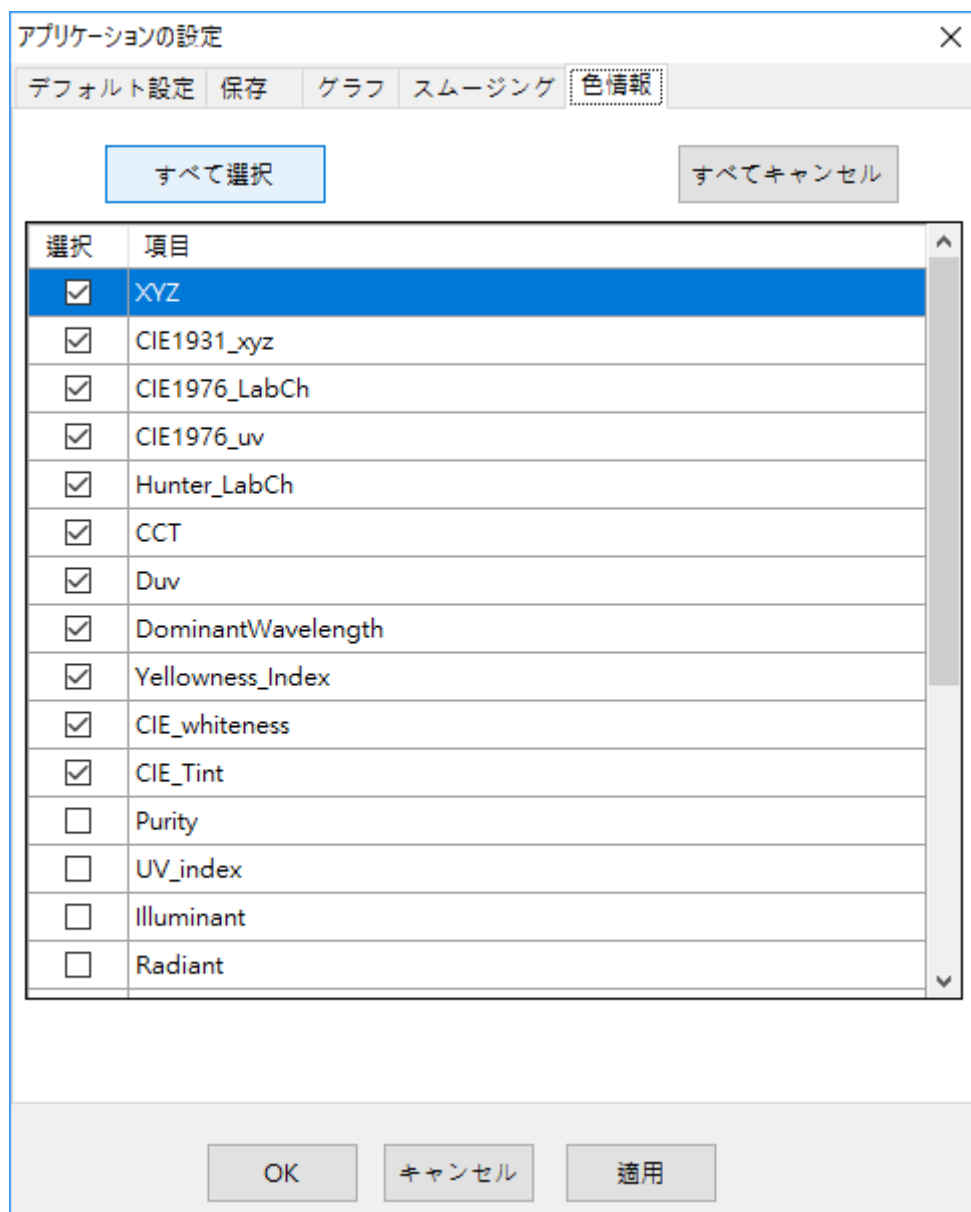


図 8 : 「アプリケーションの設定」の「色情報」画面

16. その他の機能

言語

プログラムインタフェースで使用する言語を切り換えることができます。「ファイル」メニューから「言語」を選択し、言語を選択します。

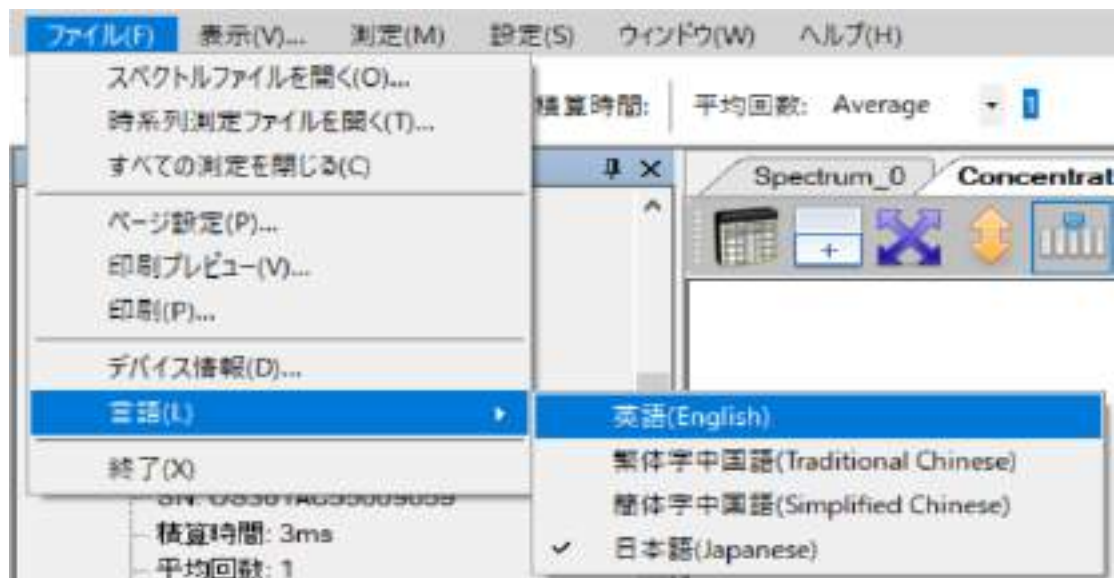


図1: 「ファイル」メニューから「言語」を選択

選択し終わるとプログラム画面は対応の言語に切り換わります。例は言語を英語に切り換えています。

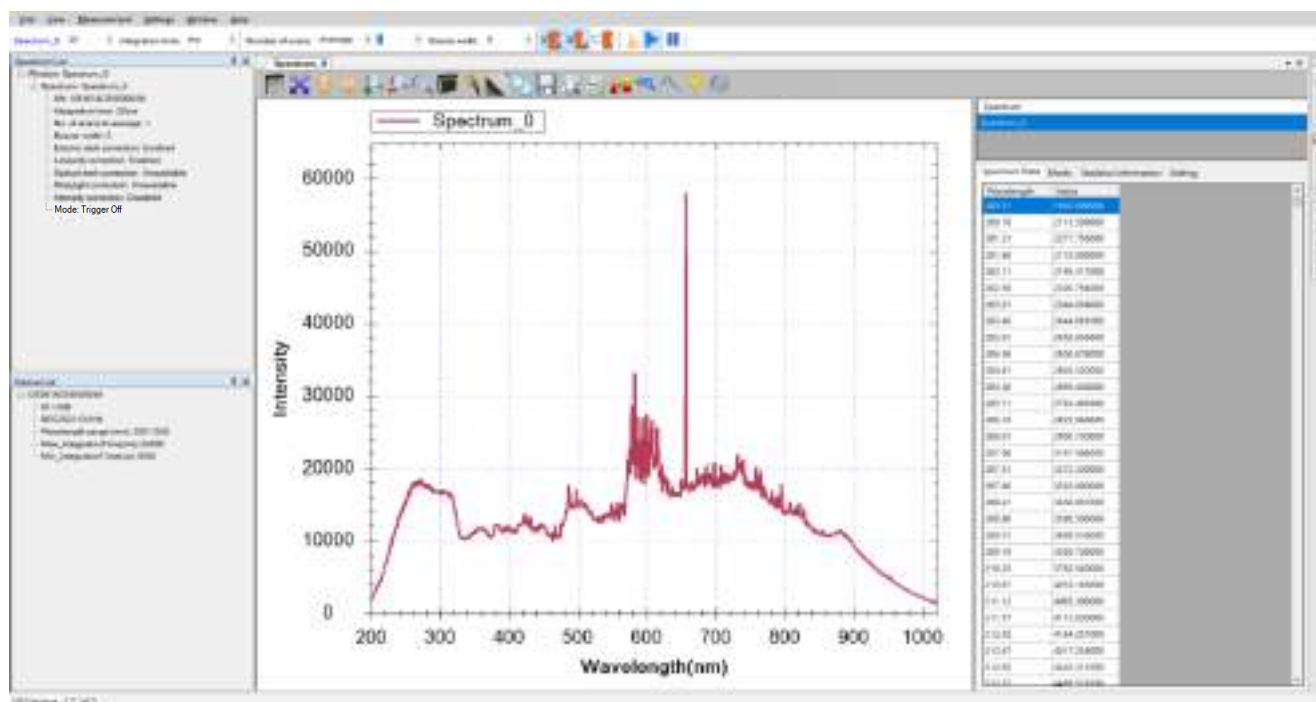


図 2：言語を「英語」に切り換えた

フォント

プログラムインタフェースのフォントサイズを調整できます。次の図に示すように、「表示」メニューから「フォント」を選択します。

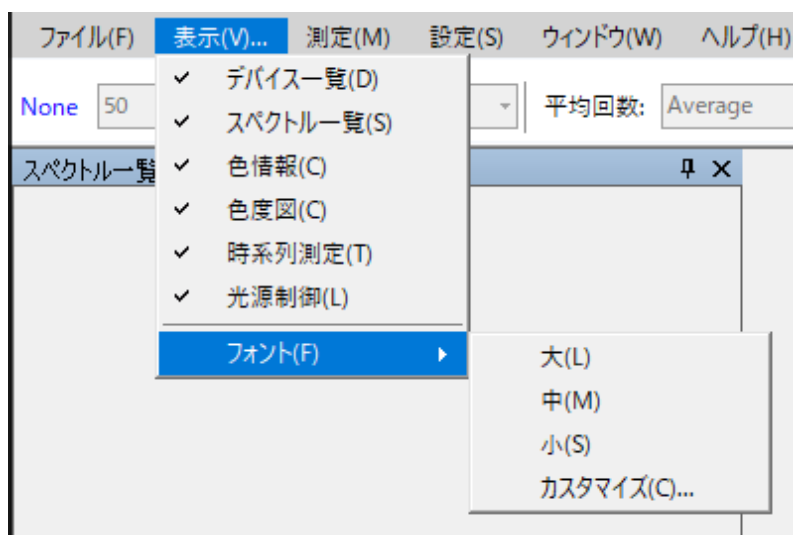


図 3：「表示」メニューから「フォント」を選択

必要に応じてフォントサイズを選択してください。

ウィンドウのデフォルトレイアウト

測定ウィンドウを複数に開いたり、ウィンドウの構成を調整した後に、元の配置に戻りたい場合は、「ウィンドウ」メニューから「デフォルトレイアウト」を選択します。



図4：「ウィンドウ」メニューから「デフォルトレイアウト」を選択

下図のようにプログラムをデフォルトのレイアウトに戻すことができます。

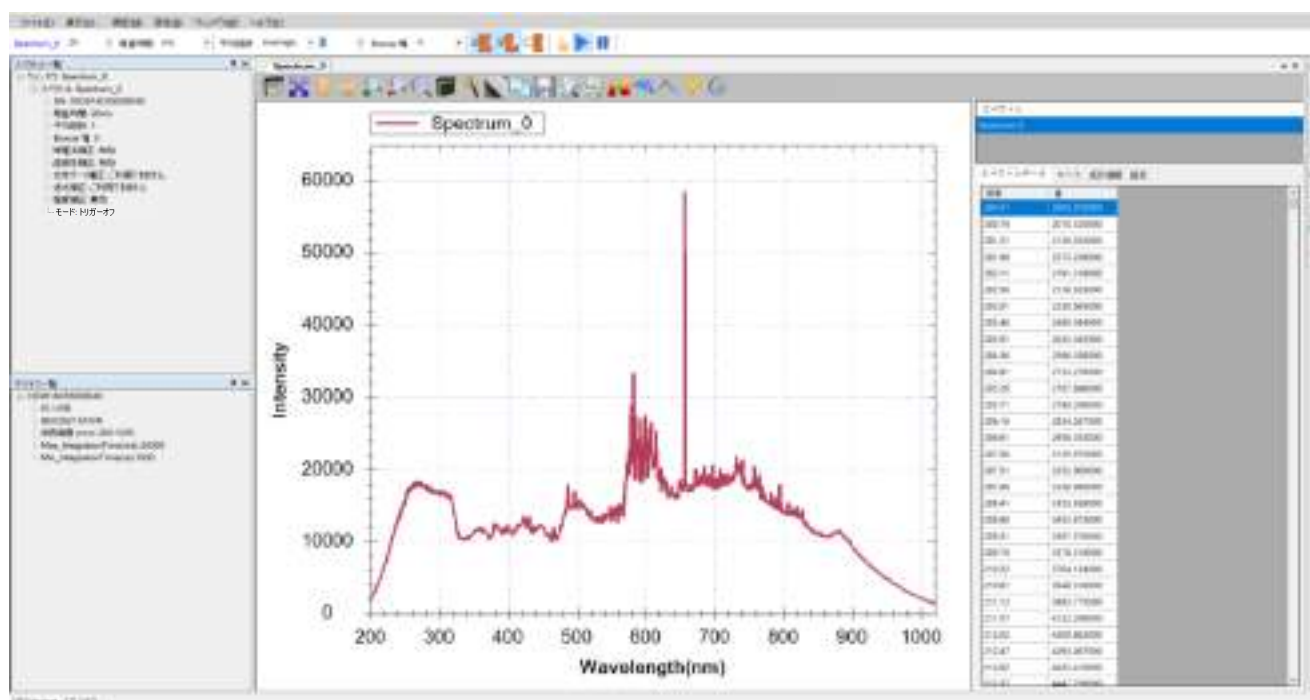




図5：デフォルトのウィンドウ配置に戻す

17. お問い合わせ

以上がスペクトラスマートのユーザーズガイド ソフトウェア編になります。スペクトラスマートについて不明な点や詳しい説明が必要な場合は、以下の連絡先にお問い合わせください。

製造  有限会社エー・エル・エス

販売  ビー・エー・エス株式会社

本社 〒 131-0033 東京都墨田区向島1丁目28番12号
東京営業所 TEL: 03-3624-0331 FAX: 03-3624-3387
大阪営業所 TEL: 06-6308-1867 FAX: 06-6308-6890
E-mail: sales@bas.co.jp URL: <https://www.bas.co.jp>

付録 A：分光器補正機能説明

暗電流補正

分光器のシステム電子部品（メイン基板と CCD）には受光していなくても電流が流れています。これは暗電流と呼ばれるもので、分光器のアナログ・デジタル変換(ADC)を経て、強度測定値にカウントされ、ベースラインに影響します。工場出荷補正時に ADC を通る暗電流は約 1000 に設定されています。暗電流は実際に測定された光強度ではないため、実際の測定では実際の暗電流を差し引く必要があります。暗電流は温度により変化します。分光器は工場出荷前にこの暗電流補正を実施し、パラメータを分光器に保存しています。暗電流補正を有効にすると、暗電流が自動的に測定値から減算されます。以下の二つの図は暗電流補正を起動している場合と起動していない場合を示しています。

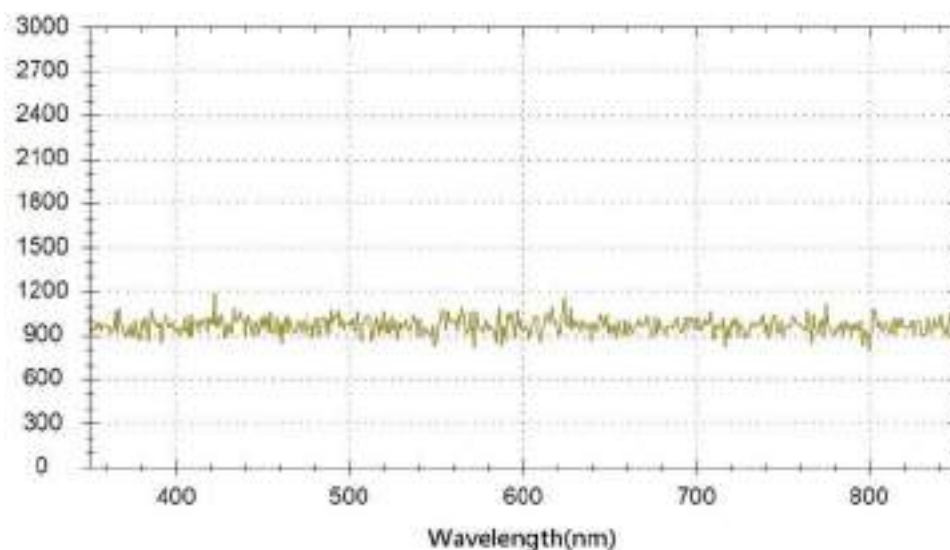


図 1：暗電流補正をしていない状態

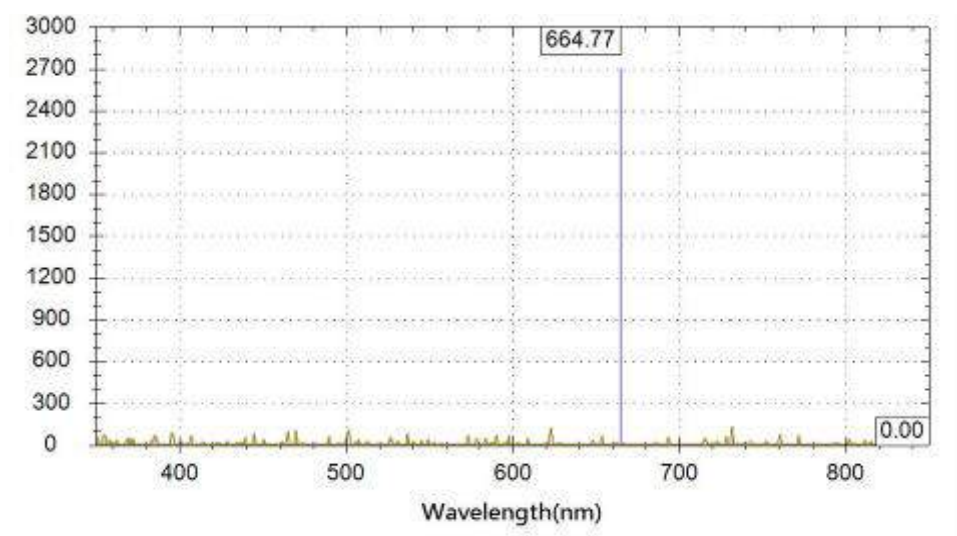


図 2：暗電流補正を起動

暗電流補正を起動するには、上部のツールバーの「E:暗電流補正」ボタンを押してチェックを入れます。



図 3：「暗電流補正」ボタン

L 直線性補正

分光器の CCD の感度は強度に対して直線的ではありません。個々の CCD センサーによっても、感度は同じではありません。そのため、各々の分光器は工場出荷前に直線性補正が実施されており、個々の分光器に直線性補正テーブルが保存されています。分光器は 16 ビット A/D コンバータ (ADC) を採用しており、出力範囲は 0~65535 に補正されています。スペクトラスマートが直線性補正機能を起動していると、各のピクセル(pixel)の値は、直線性補正テーブルに従って修正されます。

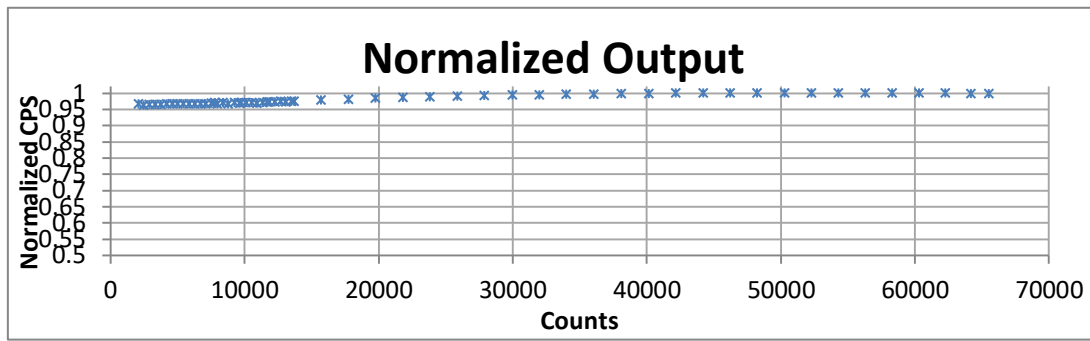


図 4：直線性補正をしていない状態

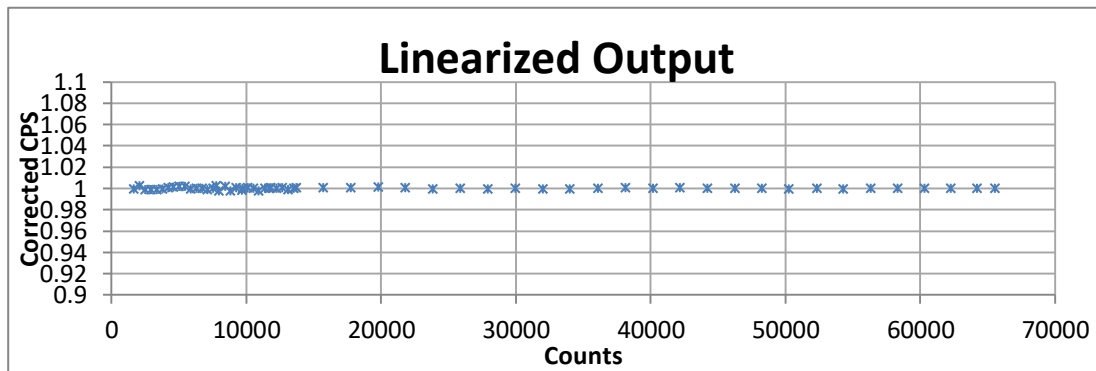


図 5：直線性補正を起動

直線性補正を起動するには、ツールバー上部の「L:直線性補正」ボタンを押してチェックを入れます。



図 6：「直線性補正」ボタン

☑ 強度補正

分光器の CCD センサーは波長に対しての応答も異なります。そのため分光器は工場出荷する前に、補正テーブルを分光器に保存して強度を補正しています。強度修正には標準光源を使用しています。また、強度補正 (350~900 nm) は SMA905 コネクター端でも実施しています。ユーザーで独自に光源強度測定を行うには、独自にシステムを構築する必要があります。

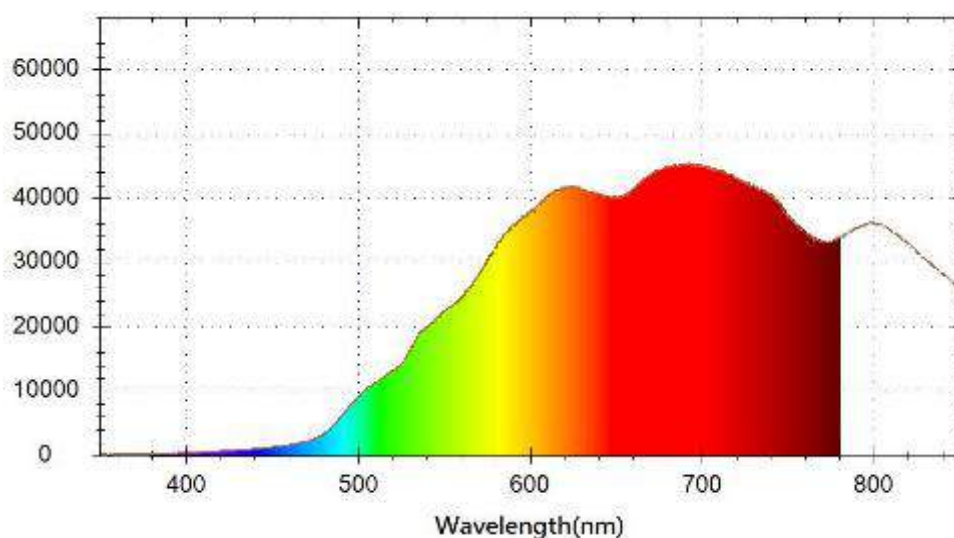


図 7：強度補正を起動していない状態

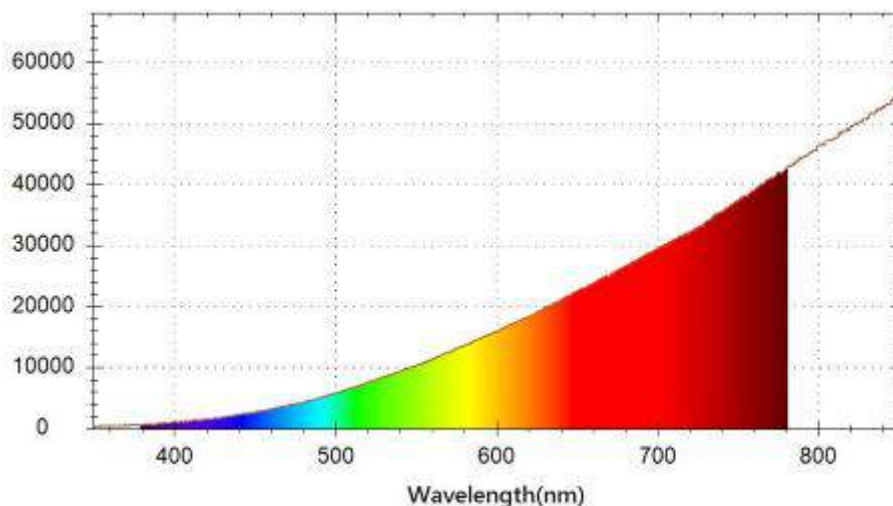


図 8：強度補正を起動

強度補正を起動するには、ツールバー上部の「I:強度補正」ボタンを押してチェックを入れます。



図 9：「強度補正」ボタン