

便利な機能が満載のファラデーケージ

CS-3A セルスタンド

Ver 1.1



CS-3A セルスタンド (Ver 1.1)

CS-3A セルスタンドは各種固体電極を使用するため、最適に設計されたファラデーケージです。ファラデーケージとは外部ノイズを防ぐために、同電位にした金属容器で閉じた空間を構成する装置です。外部からのノイズを遮へいすることで、ノイズの影響を受けやすい環境下での実験、高感度での実験、再現性を求める実験などで効果を発揮します。

便利な機能

- ALS電気化学アナライザーと接続することでガスパーズとスターラーをリモート制御可能
- ALS モデル200B ピコアンペアブースターをバックパネルに取り付け可能
- SVC-2、SVC-3ポルタンメトリー用セルをセットしやすいセルトップポジショナーつき



CELLSTAND

CS-3A セルスタンド (Ver 1.1)

より良い測定のための5つのポイント

- 1 配線するときはポテンシオスタット、セルスタンド、PC等を測定機器を同じOAタップにして、3芯のアースつきコンセントに挿す
- 2 測定場所はコンプレッサーやインバータを使用している機器から離れたところにする
- 3 余ったセルケーブルを巻かない
- 4 ワニ口クリップの金属部分がサンプルで腐食したら 新しいセルケーブルと交換する
- 5 窒素パーズ等で溶存酸素を取り除く



カタログNo.	品名	定価 (税別)
012779	CS-3A セルスタンド Ver 1.1	178,000 円
仕様		
電源	100 VAC ~ 240 VAC, 50/60 Hz	
ヒューズ	1 A	
ガス圧	最大 34 kPa	
大きさ	286 (W) × 230 (D) × 320 (H) mm	
重さ	3.8 kg	
使用温度	10 ~ 50 °C	

● CEマーク取得済み ● 製品の外观、仕様、価格は改良のため予告なく変更される場合があります。

BAS ビー・エー・エス株式会社

詳細は消耗品も充実のBASホームページをご覧ください。

CS-3A測定

検索

本社 〒131-0033 東京都墨田区向島1-28-12
東京営業所 TEL: 03-3624-0367 FAX: 03-3624-0940
大阪営業所 TEL: 06-6308-1867 FAX: 06-6308-6890

最寄の営業所までお問い合わせ下さい。

広告ナンバー K0070

お問い合わせはこちらまで
E-mail: sp1@bas.co.jp